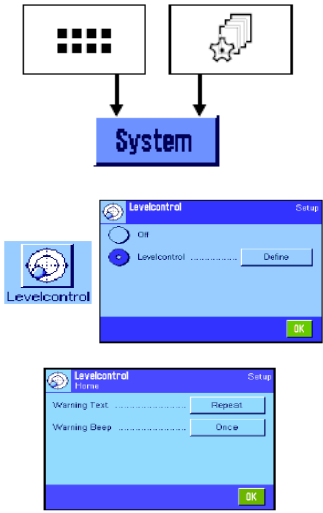
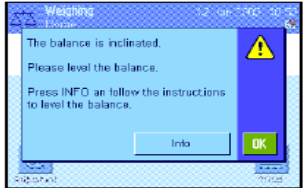
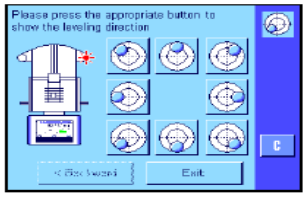
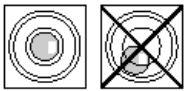


Workshop: XP 分析天平 LevelControl 功能

XP系列天平运用内置水平传感器持续不断地监测天平是否为水平状态。

操作练习目的

了解超越 XP 天平的水平监控系统，并学会如何调节天平水平。

	➤ 从“System”中选择LevelControl功能键。在这个菜单中，您可以激活或关闭水平传感器，并规定检测到不正确的水平调节时的警告输出设置。 ➤ 如果已激活水平传感器，则可以通过按“Define”按钮来规定是否及多长时间应在天平不处于水平状态时显现一个警告文本和/或发出警告嘟嘟声。 ➤ 激活水平传感器，并选择： “Warning Text”: “Repeat” “Warning Beep”: “Repeat”
 	➤ 当水平传感器检测到水平度不正确时，将显现左边的警告文本并发出警告嘟嘟声。此外还将在显示屏的右上角显现一个状态图标（在时间下面）。 ➤ 要水平调节天平，请按“Info”按钮，这将启动水平调节助手。 ➤ 如果您按“OK”，天平将恢复为称量操作。然而，状态图标将继续显示，并在经过 15 分钟后重新显现警告文本。 ➤ 密切观察天平上的水平指示器（打开水平传感器时将点亮）并按与水平指示器中的当前气泡位置一致的按钮。
 	➤ 水平调节助手将显示红箭头，指示需要转动天平背部的两个水平调节脚的方向。 ➤ 沿箭头指示的方向转动水平调节脚直到气泡在水平指示器的内圆中。如果您不能在第一次尝试时执行这一操作，可以随时再按一次与当前气泡位置一致的按钮。 ➤ 一旦气泡在水平指示器的内圆中，即表明已正确调平了天平（左图=正确调平，右图=不正确调平）。