

Workshop: MS 分析天平 安装

NewClassic新经典系列天平不仅具有人体工程学外形设计，并且非常易于安装和维护。

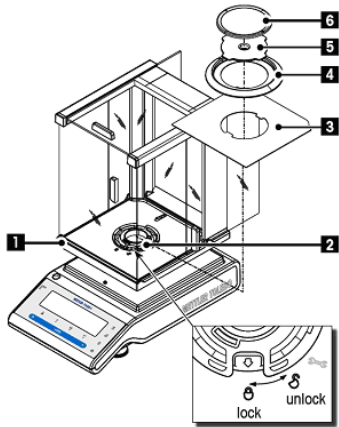
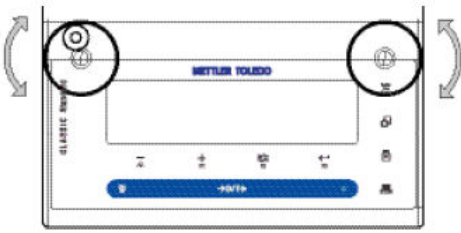
操作练习的目的：

了解如何安装MS分析天平（可读性：0.1mg），并做好第一次称量准备；了解如何操作MS分析天平，关注MS系列天平的市场宣传点；

1.1 拆开包装并检查标准部件

- 237mm 防风罩
- $\varnothing 90$ mm 秤盘
- 防风圈
- 秤盘托架
- 底座
- 塑料保护罩
- 通用交流电源适配器
- 操作手册
- 快速操作指南（Quick Guide）
- EC 证明

1.2 检查完毕后，开始安装天平

	1. 从白色泡沫包装中取出玻璃防风罩①，安装于天平机身的金属底座，顺时针旋转玻璃防风罩的塑料部件②，进行防风罩锁定； 2. 在防风罩内依次安装各相关部件，如：底座③、防风圈④、秤盘托架⑤、秤盘⑥；
	3. 调节位于天平前部的水平调节脚，并观察前置水平指示器，将天平调至水平位置，当气泡位于： 12 点钟位置：顺时针调节左右水平脚； 3 点钟位置：顺时针调节左水平脚，逆时针调节右水平脚； 6 点钟位置：逆时针调节左右水平脚； 9 点钟位置：逆时针调节左水平脚，顺时针调节右水平脚； 4. 连接电源线，按《On/Off》键启动天平。