


Workshop: MS 天平用户操作界面及参数设置






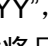
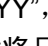





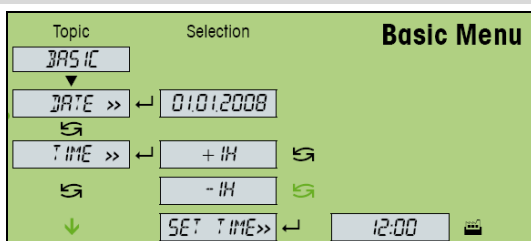


新一代MS系列天平的用户操作界面简单且易于操作。主要包括：操作按键和显示屏。显示屏用于向客户显示天平的状态，并可指导客户完成所有的操作过程。

操作练习的目的：


了解如何设置MS系列天平：菜单、功能描述和参数设置，关注MS系列天平的市场宣传点；了解如何进行天平设置，以满足客户个性化需求。



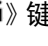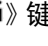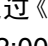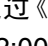




2.1 日期（时间）设置（日期设置为：2008 年 1 月 1 日；时间设置为 12:00）

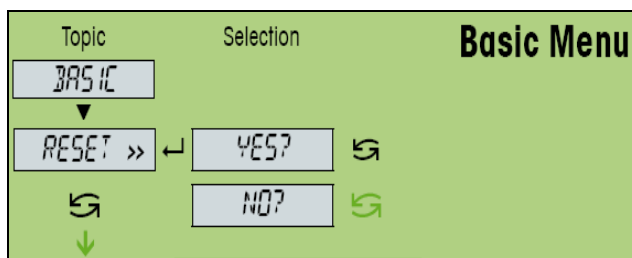


- 短按  键进入天平主菜单，此时屏幕显示第一个菜单选项；
- 通过《+》、《-》或  键前后显示各选项，选择“BASIC”菜单，并按  键进入一级菜单；
- 通过《+》、《-》或  键前后显示各选项，选择“DATE”菜单，并按  键进入二级菜单；
- 日期格式为“DD.MM.YYYY”，通过  键，使光标分别位于“DD”、“MM”、“YYYY”，并通过《+》、《-》键将日期设置为“01.01.2008”，按  键确认，并返回上级菜单；
- 通过《+》、《-》或  键前后显示各选项，选择“TIME”菜单，并按  键进入二级菜单；
- 通过《+》、《-》或  键前后显示各选项，选择“SET TIME”菜单，并按  键进入三级菜单；
- 时间格式为“HH.MM”，通过  键，使光标分别位于“HH”、“MM”，并通过《+》、《-》键将时间设置为“12:00”，按  键确认，并返回上级菜单；
- 按  键出现“SAVE.YES”，再按  键确认保存。




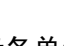

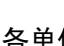


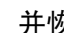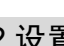




2.2 恢复出厂设置

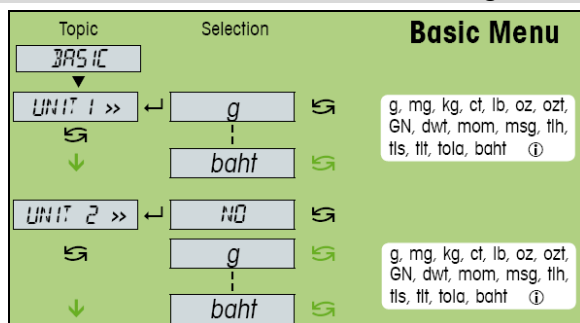

- 短按  键进入天平主菜单，此时屏幕显示第一个菜单选项；
- 通过《+》、《-》或  键前后显示各选项，选择“BASIC”菜单，并按  键进入一级菜单；
- 通过《+》、《-》或  键前后显示各选项，选择“RESET”菜单，并按  键进入二级菜单；
- 通过  键，选择“YES?”，并按  键确认保存；
- 天平进入重新开启状态，并恢复出厂设置。


2.3 称量单位 1 和称量单位 2 设置（单位 1 设置为：g；单位 2 设置为：mg）

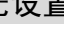

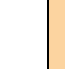


- 短按  键进入天平主菜单此时屏幕显示第一个菜单选项；
- 通过《+》、《-》或  键前后显示各选项，选择“BASIC”菜单，并按  键进入一级菜单；
- 通过《+》、《-》或  键前后显示各选项；选择“UNIT 1”菜单，并按  键进入二级菜单；
- 通过  键前后显示各单位，选择“g”，按  键确认，并返回上级菜单；
- 通过《+》、《-》或  键前后显示各选项；选择“UNIT 2”菜单，并按  键进入二级菜单；
- 通过  键前后显示各单位，选择“mg”，按  键确认，并返回上级菜单；
- 按  键出现“SAVE.YES”，再按  键确认保存。

注：称量过程中，可通过  键进行称量单位 1 和称量单位 2 的单位转换。

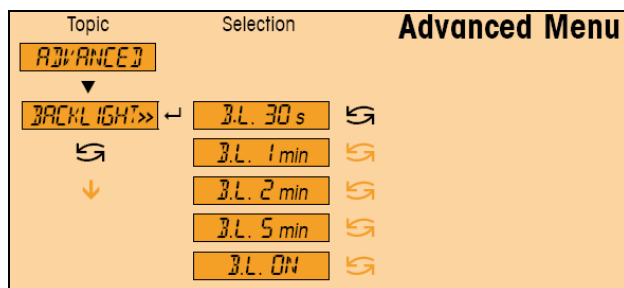
2.4 屏幕背光设置（屏幕背光设置为 5 分钟）



- 短按  键进入天平主菜单，此时屏幕显示第一个菜单选项；
- 通过《+》、《-》或  键前后显示各选项，选择“ADVANCED”菜单，并按  键进入一级菜单；

- 通过《+》、《-》或《↶》键前后显示各选项，选择“BCKLIGHT”菜单，并按《↵》键进入二级菜单；
- 通过《↶》键前后显示各选项，选择“B. L. 5min”，按《↵》键确认，并返回上级菜单；
- 按《⚙️》键出现“SAVE.YES”，再按《↵》键确认保存。

2.5 语言设置（语言设置为英语）

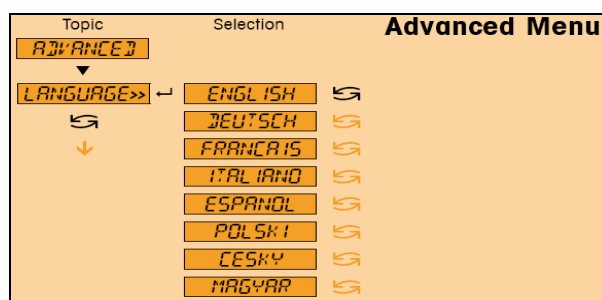

- 短按《⚙️》键进入天平主菜单，此时屏幕显示第一个菜单选项；
- 通过《+》、《-》或《↶》键前后显示各选项，选择“ADVANCED”菜单，并按《↵》键进入一级菜单；
- 通过《+》、《-》或《↶》键前后显示各选项，选择“LANGUAGE”菜单，并按《↵》键进入二级菜单；
- 通过《+》、《-》或《↶》键前后显示各选项，选择“ENGLISH”，按《↵》键确认，并返回上级菜单；
- 按《⚙️》键出现“SAVE.YES”，再按《↵》键确认保存。