

## Workshop: XP 天平的个人登陆权限定义



满足客户的要求：有些敏感参数的校准只能提供给授权的客户，个人登陆权限对于常规故障检查非常有用。


### 操作练习的目的：

体验以用户为导向的仪器优势，8 个用户可以定义自己的用户名和密码。管理员可设置个人独立登陆权限，以便溯源。并了解以下内容：

- 定义用户设置
- 定义用户名/ ID 和密码/password
- 定义管理员用户名和密码
- 定义管理员权限
- 定义个人登陆权限
- 查看历史修改记录

### 3.1 定制用户设置


→ User 2 →




- 进入 «User»/用户
- 进入 User 2/用户 2
- 进入«User setting»/用户设置
- 进入 User/用户
- 修改 User 2 为 Elsa，颜色为 Red/红，称量应用程序为 Formulation/配方称量
- 修改 User 3 为 Lucien，颜色为 Green/绿，称量应用程序为 Statistics/统计称量
- 按 OK (2x)/两遍
- 按 Exit/退出

### 3.2 定义用户名和密码 ID/Password

- 进入«User»/用户
- 进入 User 4/用户 4
- 进入 «User setting»/用户设置
- 进入 User/用户
- 定义 User 4 身份和密码(出厂设置)

### 3.3 定义管理员用户名和密码

- 进入 «User setting»/用户设置
- 进入 System/系统
- 进入 Administrator/管理员
- 改管理员用户名 Z 为 A
- 改管理员密码 Z 为 A

注：出厂设置用户名与密码均为“Z”(for terminal SW >0.36)，如果使用 SW 0.36 终端工作，则出厂设置用户名和密码均为“01234567”(instead of Z)。



请牢记您的用户名及密码！否则您将无法打开管理员文件夹！

### 3.4 管理员的权限

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 按下«User setting»/用户设置</li> <li>➤ 按下 System/系统</li> <li>➤ 按下 Administrator/管理员，输入管理员用户名和密码</li> <li>➤ 选择 History/历史</li> <li>➤ 打开信息记录模式 Record Mode On</li> <li>➤ 按下 OK</li> </ul>   |
|  | <p>为 Anna 定义登陆权限 (= User 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Appl. Setup User Protection/用户保护</li> <li>➤ Whgparam User Protection/用户保护</li> <li>➤ Adjustweight Adm. Protection /管理员保护</li> <li>➤ Use User Protection/用户保护</li> <li>➤ User ID/Password User Protection 用户保护</li> <li>➤ System Adm. Protection/管理员保护</li> <li>➤ User Setting User Protection/用户保护</li> <li>➤ Application No Protection/没有保护</li> </ul> |

注：管理员用户名和密码可以代替任何用户用户名及密码。

### 3.5 个人登陆权限

- Adjustweight 需要管理员密码 (in User 1)
- User ID/Password 需要变为 Anna 的用户名和密码
- Application 自由登陆到 Anna 的应用
- Appl. Setup 需要密码修改 Anna 的应用设置

注：管理员有所有的权力可以登陆每一个受保护的天平的部分。

### 3.6 历史修改纪录

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 按 User setting /用户设置，为 Anna (= User 1)输入用户名和密码，出厂的用户名和密码都设置为 1</li> <li>➤ 按 Whgparam</li> <li>➤ 修改 Reliable+Fast（可靠+快速）为 Reliable（可靠）</li> <li>➤ 按 OK/确认</li> <li>➤ 按 Exit/退出</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 进入 «User setting» /用户设置</li> <li>➤ 进入 System/系统</li> <li>➤ 进入 Administrator/管理员</li> <li>➤ 选择 History/历史</li> <li>➤ 选择 Show</li> </ul>   |