

Workshop: XP 天平+SQC-XP 实现统计质量控制管理

XP 系列天平运用 SQC 应用程序实现产品的加料过程的控制。

操作练习的目的:

了解 SQC-XP 的应用程序。

8.1 设置新的随机样品:

- 设置随机样品名称;
- 设置样品 ID
- 设置目标值
- 设置公差系统;

8.2 报告内容设置:

- 打印各种统计参数;
- 打印柱状图和级别表;
- 打印标准偏差的图形表述;
- 打印单个称量数据;

8.3 使用 SQC-XP 进行统计质量管理:

- 样品名称为 Demo1;
- ID 号为 1234567890
- 目标值 20g;
- 公差系统为 EU;
- 样品数量 5 个;
- 报告中需要打印各种图表及统计参数;
- 删除随机样品 Demo1;