

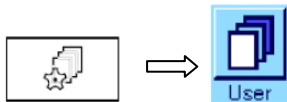
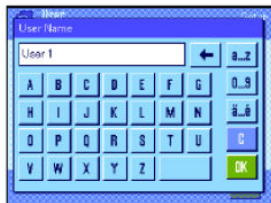
Workshop: XP 天平的日常测试

使用超越系列 XP 天平实现日常校准、测试。

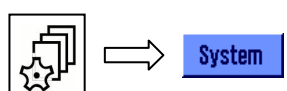


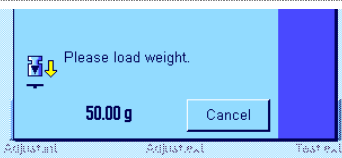
操作练习目的

了解天平的日常测试：外部砝码测试、专业级全自动校准技术（ProFACT）、校准和测试、历史校准纪录、天平信息。

2.1 用户名定义

 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 进入 用户 /«User» ➤ 进入 用户 1 /«User 1» ➤ 进入 用户设置 /«User setting» ➤ 进入 用户名 /«User Name» ➤ 设置 User 1 为 “Anna” ➤ 按键 确认 /OK 两遍 ➤ 按键 退出 /Exit
--	---

2.2 外部砝码测试

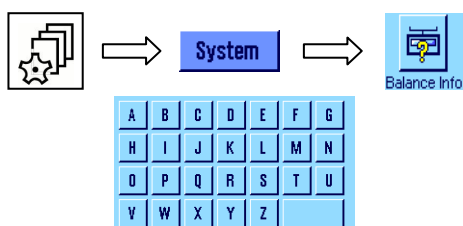
  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 50 g, ID = F 234, Certificate No = </div>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 进入 用户设置 /«User setting» ➤ 进入 系统 /«System» ➤ 进入 校正/测试 /«Adjust/Test» ➤ 选择 测试砝码 Adj. weights/测试砝码 ➤ 设置 测试砝码 1 /Testweight 1 ➤ 按 确认/OK 两遍
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Weekdays Time Mon, Tue, Wed, </div>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 选择 Autom. Ext. Test ➤ 定义 Weekdays/星期和 Time/时间 ➤ 按 OK (4x)/四遍 ➤ 按 Exit/退出
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 按 «Application Setup»/应用设置 ➤ 选择 Function Keys /功能键 ➤ 选择 Test Ext. ➤ 按 OK (2x)/两遍
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 按 功能键«Test, ext», 进行外部砝码测试 ➤ 放置屏幕显示的砝码 ➤ 测试结束后，显示测试结果

2.3 校准历史的纪录



- 进入 «Application Setup»/应用设置
- 进入 Function Keys /功能键
- 选择 Adj. History/校准的历史
- 按 OK (2x)/两遍
- 按触摸屏上的功能键«Adj. History»
- 等待查看校准历史记录
- 结束按 OK 键

2.4 天平信息



- 进入 «User Setting»/用户设置
- 进入 System/系统
- 进入 Balance Info/天平信息
- 定义 Balance ID/天平 ID