
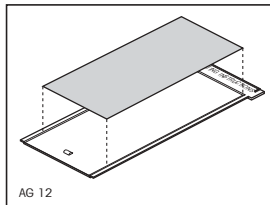


Kurzbedienungsanleitung anbringen

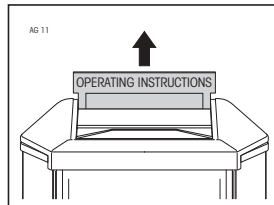

Siehe Bedienungsanleitung Seite 14, Kapitel 2.5

Detaillierte Infos siehe Bedienungsanleitung

Einschalten

Ausschalten

Wägebereich umschalten ¹⁾

Wägeeinheit umschalten

Adapter einstellen ²⁾

Vibrationsadapter ³⁾

	2	normale Umgebung *
	3	unruhige Umgebung
	1	sehr ruhige Umgebung

Wägeprozessadapter ³⁾

	2	Universaleinstellung *
	3	Absolutwägen
	off	spezielle Applikationen
	1	Feindosieren

Wiederholbarkeit ³⁾

	Good	gut *
	bEttEr	sehr gut
	bEST	beste
	Std	normal

Justierauswahl ³⁾

Hinweise

* Werkseinstellung

- Zuschaltung des Feinbereichs bei der AG135, AG285.
- Detaillierte Hinweise zum Vibrations- und Wägeprozessadapter und zur Wiederholbarkeit finden Sie in Kapitel 4 der Bedienungsanleitung.
- Passende Einstellung wählen mit:



Technische Änderungen vorbehalten.