

Tastenbelegung

Bedienungsanleitung Abschnitt 1.4

Wägemodus


Menü

Kurzdruck	Langdruck	Taste	Kurzdruck	Langdruck
<ul style="list-style-type: none"> Waage einschalten Tarieren bei Eingaben: Eingabe abrechnen 	<ul style="list-style-type: none"> Waage ausschalten 	On Off → T ← C	<ul style="list-style-type: none"> Menü verlassen, ohne die Einstellungen zu sichern 	<ul style="list-style-type: none"> Menü verlassen, ohne die Einstellungen zu sichern, Waage ausschalten
<ul style="list-style-type: none"> Nullstellen 	<ul style="list-style-type: none"> Justieren, Test, Bestimmen der Wiederholbarkeit 	→ 0 ← Cal / Test	<ul style="list-style-type: none"> Keine Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Funktion
<ul style="list-style-type: none"> Keine Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Letzte Nachkommastelle unterdrücken bzw. aufrufen 	1/10d	<ul style="list-style-type: none"> Keine Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Funktion
<ul style="list-style-type: none"> Eingabe bestätigen und zurück zur Gewichtsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Eingabe bestätigen und zurück zur Gewichtsanzeige 		<ul style="list-style-type: none"> Eingabe bestätigen und zurück zur letzten Anzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Eingabe bestätigen und zurück zur letzten Anzeige
<ul style="list-style-type: none"> Angezeigten Wert ausdrucken 	<ul style="list-style-type: none"> ins Menü einsteigen 	 Menu	<ul style="list-style-type: none"> Eingabe bestätigen und zurück zum Menü-Anfang 	<ul style="list-style-type: none"> Menü-Einstellungen sichern und zurück zum Wägemodus

Anzeigefeld

Bedienungsanleitung Abschnitt 1.5


Umgebung ("Vibrationen")

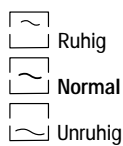

Wägeart ("Wägeart")



Wiederholbarkeit ("ReproSet")

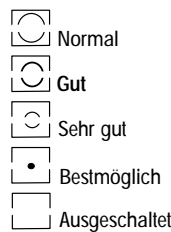


* Kennzeichnet, dass der Wert gerechnet und nicht gewogen ist.
○ Stillstandskontrolle; erlischt, wenn die Anzeige stabil ist

AutoCal ¹⁾	Automatische Justierung oder Test erforderlich
Cal ¹⁾	Externe Justierung oder Test erforderlich
G	Anzeige des Bruttogewichts
PT	Anzeige des vorgegebenen Taragewichts
T	Anzeige des Taragewichts
Net	Anzeige des Nettogewichts
T Net	Anzeige des Netto-Total-Gewichts

¹⁾ Symbol blinkt

Menü


Bedienungsanleitung Abschnitt 6

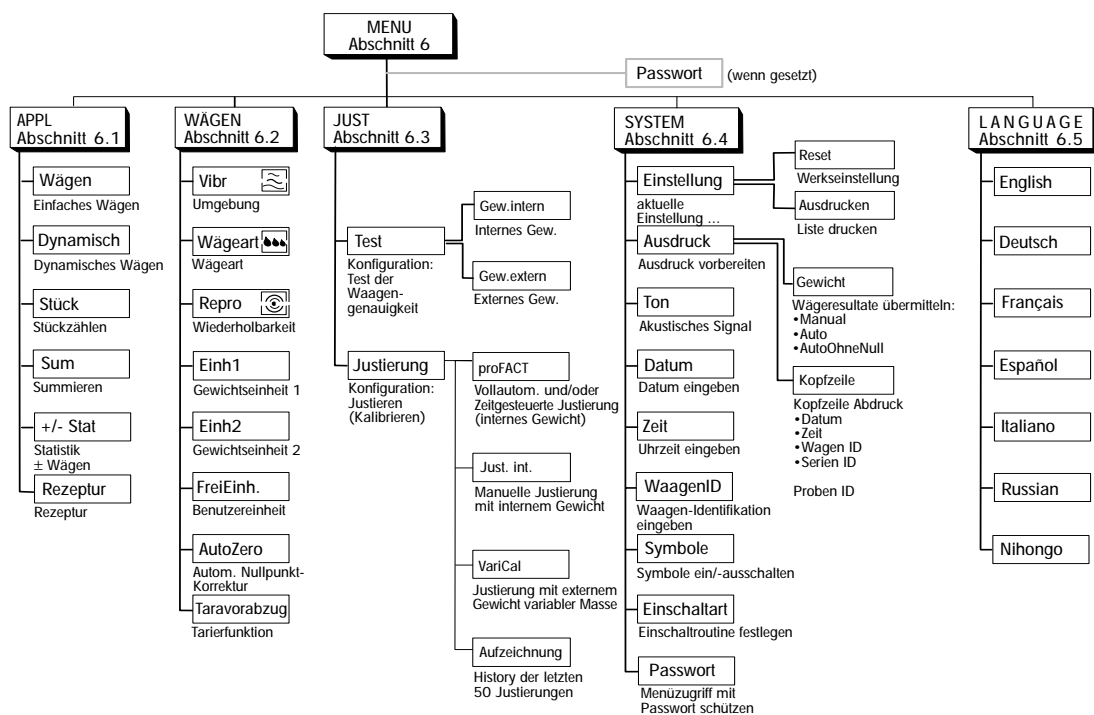

Dynamisches Wägen Abschnitt 5.1

Abschn. 6.1.2 Voreinstellung: APPL Dynamisch Menu


Dauer der dynamischen Wägung einstellen

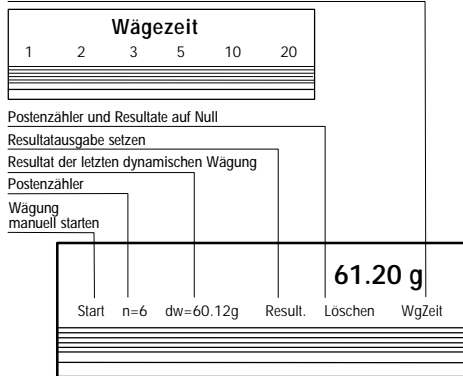


Stückzählen Abschnitt 5.2

Abschn. 6.1.3 Voreinstellung: APPL Stück Menu

Fix Referenz Taste definieren

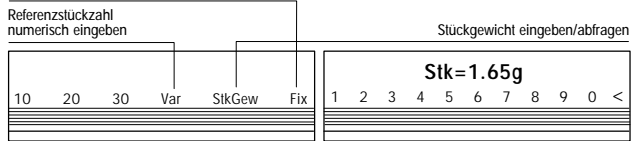


Optimierung der Zahlgenauigkeit

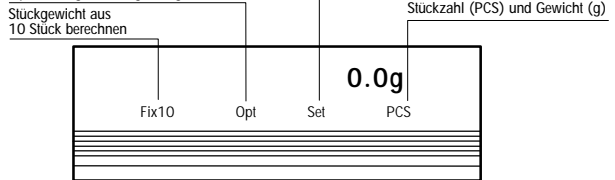



Summieren Abschnitt 5.3

Abschn. 6.1.4 Voreinstellung: APPL Sum Menu

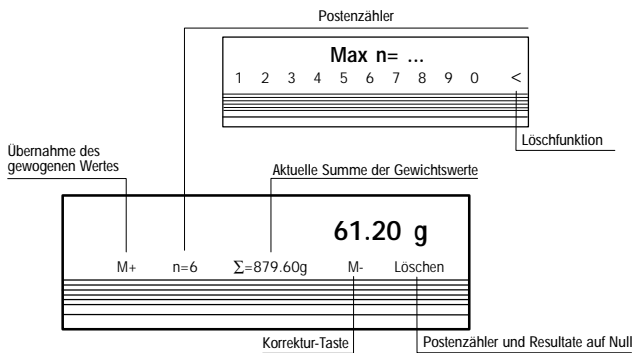


+/- Statistik Abschnitt 5.4

Abschn. 6.1.5 Voreinstellung: APPL +/--Stat Menu

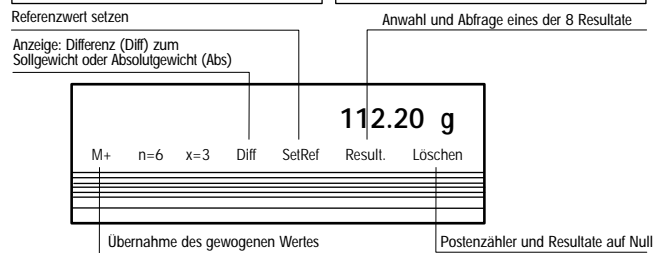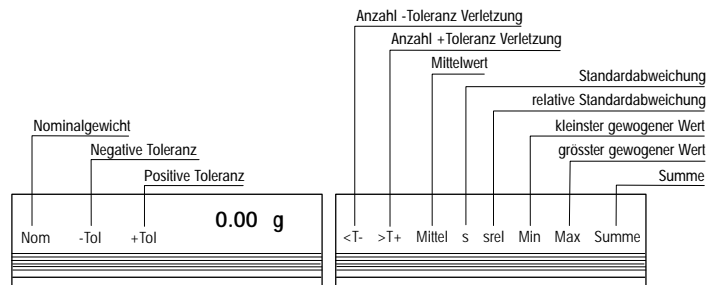

Rezeptur Abschnitt 5.5

Abschn. 6.1.6 Voreinstellung: APPL Rezeptur Menu

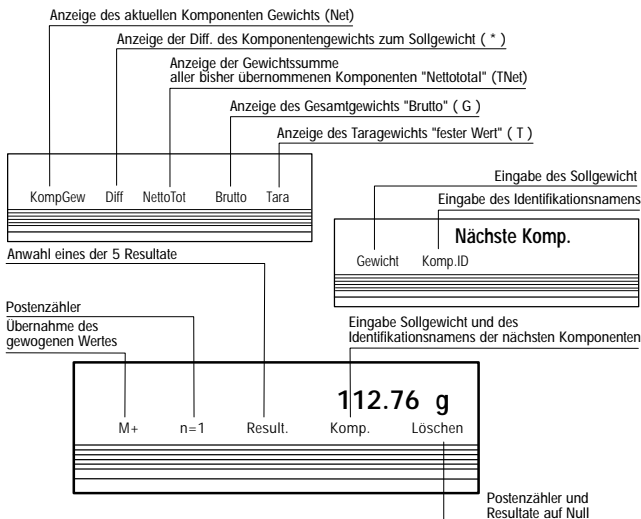

Erweiterte Grundfunktionen Abschnitt 4

Voreinstellung: System Ausdruck Kopfzeile Menu

Diese Funktionen können Sie zusätzlich zu allen Anwendungen anwählen

- Abschnitt 4.1 Kopfzeile (Datum, Zeit, Waagen ID)
- Abschnitt 4.2 LosID (Serien- Identifikation)
- Abschnitt 4.3 ProbelD (Proben- Identifikation)
- Abschnitt 4.4 Taravorabzug (Tarawert vorgeben-numerisch oder durch Wägen)



Technische Änderung vorbehalten