
Kurzbedienungsanleitung **Moisture Analyzer HG53**


Detaillierte Infos siehe Bedienungsanleitung

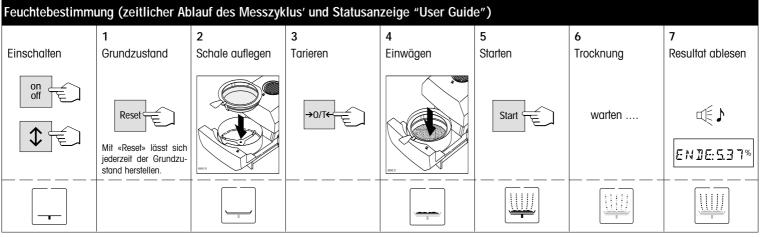







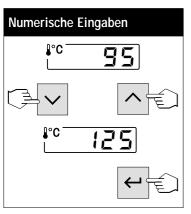

© Mettler-Toledo GmbH 2001


Messprotokoll (Beispiel)


Α	Abschaltkriterium 3
В	Trocknungstemp. 120 °C
С	Einwaage 2.543 g
D	0100 %MC
	0:00 min -0.73 %MC
Е	0:30 min -1.96 %MC

Е	5:30 min -12.23 %MC
L	6:00 min -15.54 %MC
	and the same of th
	and the second s
	7:30 min -24.38 %MC
Е	8:00 min -24.55 %MC
	and the second s
	are the second s
F	Gesamtdauer 9:27 min
G	Endesultat -24.80 %MC
-	1.912 g
Н	10.10.9516:28
П	10.10.5510.28


- A Abschaltkriterium (bzw. eingestellte Trocknungsdauer)
- **B** Gewählte Trocknungstemperatur (Solltemperatur)
- C Nassgewicht der Probe
- D Gewählte Anzeigeart
- E Zwischenresultat in der gewählten Anzeigeart mit Zeitangabe (abhängig vom gewählten Druckintervall)
- F Gesamtdauer des Trocknungsvor-
- G Endresultat in der gewählten Anzeigeart und Endgewicht der Probe in Gramm
- H Datum und Uhrzeit am Ende des Messvorgangs

Temperaturjustierung

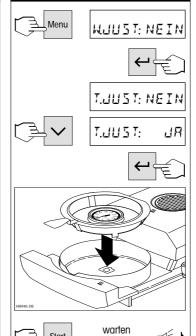

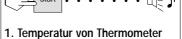

ablesen und eingeben:

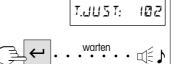


2. Temperatur von Thermometer ablesen und eingeben:


T.JU5T: 158








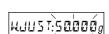

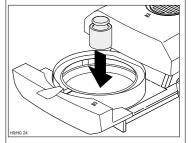

HUUST: 00000

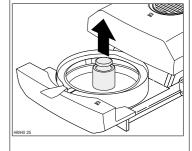

Technische Änderungen und Änderungen im



706017B Printed in Switzerland 0102/7.11

