
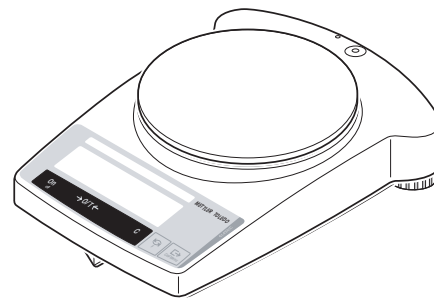


Instrucciones de manejo

METTLER TOLEDO Línea de balanzas PB-L

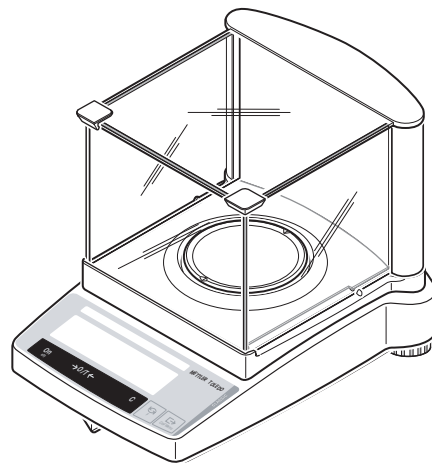

METTLER TOLEDO

www.mt.com/classic

Instrucciones de manejo resumidas



Pulsar la tecla **brevemente**




Mantener pulsada la tecla hasta que aparezca la indicación deseada



Ciclo automático

Conexión

On

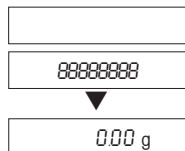


Desconexión

Off



Pesada simple



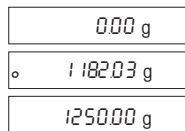


Ajuste (calibración) externa

Cal/Menu



Tarado

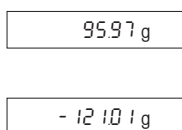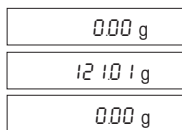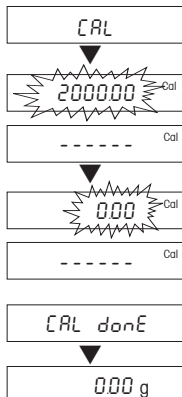


Recuento de piezas*



→0/T←







F

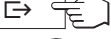

Pesada en porcentaje*



F

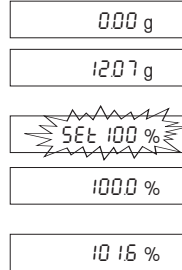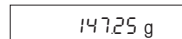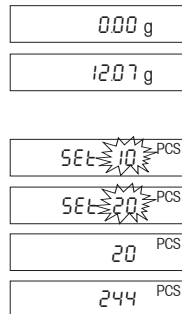
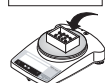


Pesada dinámica*


Comienzo automático (Dyn A)



Comienzo manual (Dyn M)

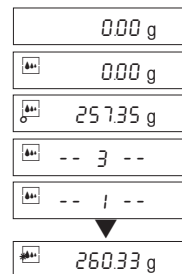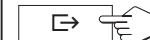

Cambio de unidad*

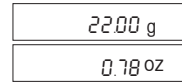

* Estas funciones deben estar activadas en el menú (capítulo 4.3.2)


Índice

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Conocimiento de la línea de balanzas PB-L | 4 | 5 | Funciones | 22 |
| 1.1 | La línea de balanzas PB-L se presenta | 4 | 5.1 | Recuento de piezas | 22 |
| 1.2 | Diseño de las balanzas | 5 | 5.2 | Pesada en porcentaje | 23 |
| 1.3 | Resumen de las funciones de tecla | 6 | 5.3 | Pesada dinámica | 24 |
| 2 | Puesta en funcionamiento | 7 | 5.4 | Conmutación de unidades de peso | 26 |
| 2.1 | Desembalar / Material suministrado | 7 | 6 | Características técnicas, accesorios | 27 |
| 2.2 | Advertencias de seguridad | 7 | 6.1 | Características técnicas | 27 |
| 2.3 | Instalar, nivelar, preparar la balanza para pesar por debajo, conectarla a la red eléctrica | 8 | 6.2 | Interface | 28 |
| 2.4 | Ajustar (calibrar) | 10 | 6.3 | Instrucciones y funciones del interfaz MT-SICS | 29 |
| 3 | Pesar | 11 | 6.4 | Accesorios | 31 |
| 3.1 | Activar/Desactivar | 11 | 6.5 | Dibujos dimensionales | 32 |
| 3.2 | Pesada simple | 11 | 7 | Apéndice | 33 |
| 3.3 | Tarar | 12 | 7.1 | Ejemplos de informes registrados con impresoras METTLER TOLEDO RS-P26 y LC-P45 | 33 |
| 3.4 | Balanzas METTLER TOLEDO DeltaRange | 13 | 7.2 | Fallos y motivos | 34 |
| 4 | Menú | 14 | 7.3 | Mantenimiento y limpieza | 35 |
| 4.1 | Vista general | 14 | | | |
| 4.2 | Manejo con menú | 15 | | | |
| 4.3 | Descripción de las opciones de menú | 16 | | | |


1 Conocimiento de la línea de balanzas PB-L

1.1 La línea de balanzas PB-L se presenta

PB-L (0,001 g)

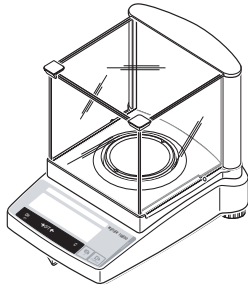

PB-S (0,01 g/0,1 g/1 g)

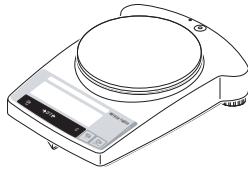


Prestaciones

- La línea de balanzas PB-L comprende desde balanzas con una precisión de indicación de 0,001g hasta balanzas con una precisión de indicación desde 1g. A su vez, los campos de pesada se extienden desde 151g hasta 8,1kg.
- Además de las operaciones básicas de la pesada como **pesar, tarar y ajustar** (calibrar), es posible activar las funciones de **"Recuento de piezas"**, **"Pesada en porcentaje"** o **"Pesada dinámica"** (inicio automático o manual).
- Las balanzas METTLER TOLEDO **DeltaRange** disponen de un campo fino desplazable a lo largo de todo el campo de pesada con pasos de indicador 10 veces más pequeños.
- Algunas balanzas de la línea PB-L salen de fábrica provistas de un corta-aíres de vidrio; para otros modelos se dispone del **corta-aíres como opción**.
- Todas las balanzas de la línea PB-L están provistas de origen con un **interface RS232C**.

Nota


Todas las balanzas de la línea PB-L están también disponibles en versión verificada. Consulte a su distribuidor METTLER TOLEDO.

1.2 Diseño de las balanzas

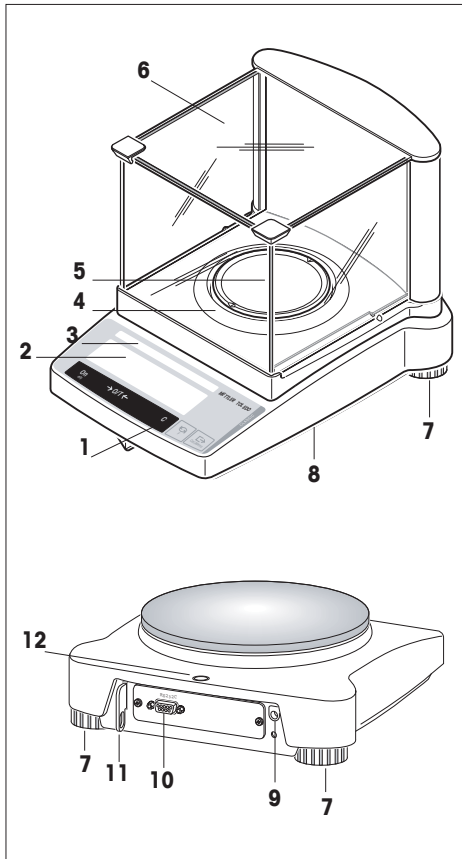


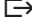




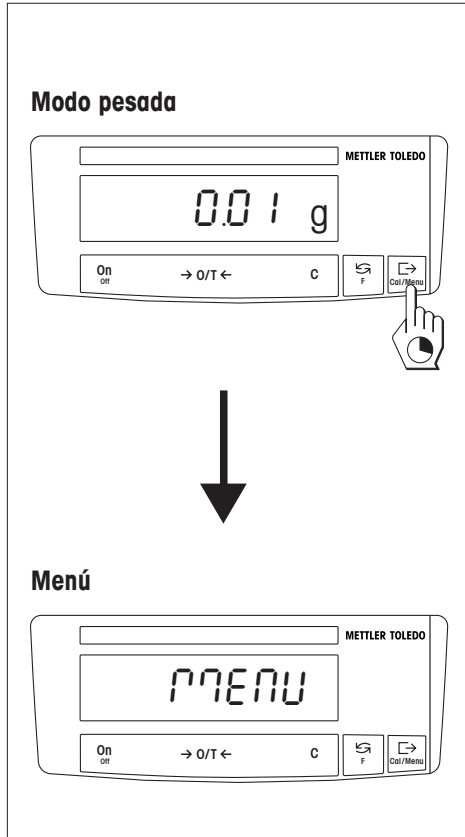

- 1 Teclas
- 2 Indicador con retroiluminación
- 3 Placa de identificación con los datos siguientes:
 - "Max": Capacidad máxima
 - "d": Precisión de indicación
 - "Min": Carga mínima (carga mínima recomendada; **de interés sólo en las balanzas verificadas**)
 - "e": Valor de verificación (mínimo paso de indicador comprobado en la verificación; **de interés sólo en las balanzas verificadas**)
- 4 Corta-aires anular
- 5 Platillo
- 6 Corta-aires (equipo estándar en los modelos PBxx3-L)
- 7 Pata regulables
- 8 Dispositivo para pesar bajo la balanza (en la parte baja de la balanza)
- 9 Toma de alimentador enchufable
- 10 Interface RS232C
- 11 Montura para dispositivo antirrobo opcional
- 12 Nivel de burbuja

1.3 Resumen de las funciones de tecla




Las balanzas disponen de dos niveles operacionales: **Modo pesada** y **menú**. Según el nivel operacional y la duración de la pulsación las teclas tienen distinto significado.

| Función de las teclas en el modo pesada | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pulsación corta  | pulsación larga  |
| On <ul style="list-style-type: none"> • Activar →0/T← <ul style="list-style-type: none"> • Poner a cero/Tarar C <ul style="list-style-type: none"> • Cancelar función | Off <ul style="list-style-type: none"> • Desactivar balanza (Standby) |
|  <ul style="list-style-type: none"> • Conmutación • Cambiar configuración | F <ul style="list-style-type: none"> • Llamada de función Para ello tiene que estar activada una función. En otro caso aparece «F nonE» en el indicador. |
|  <ul style="list-style-type: none"> • Transmitir datos de pesada mediante interface • Confirmar ajustes | Cal/Menu <ul style="list-style-type: none"> • Ajustar (calibrar) • Llamar menú (teniendo pulsada la tecla hasta que aparezca "MENU") |

| Función de las teclas en el menú | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pulsación corta  | pulsación larga  |
| C <ul style="list-style-type: none"> • Salir del menú (sin memorizar) | ----- |
|  <ul style="list-style-type: none"> • Cambiar configuración | ----- |
|  <ul style="list-style-type: none"> • Elegir opciones de menú | Cal/Menu <ul style="list-style-type: none"> • Memorizar y salir del menú |

2 Puesta en funcionamiento

2.1 Desembalar / Material suministrado

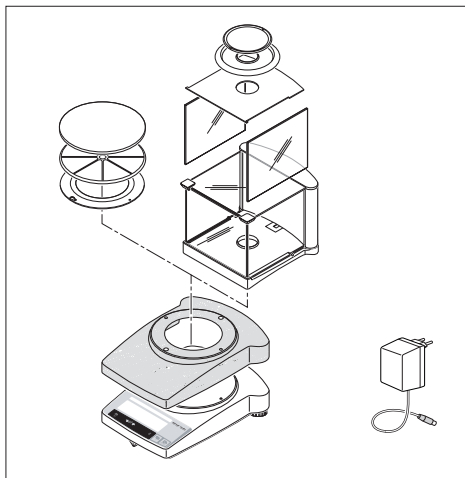

Todas las balanzas de la serie PB-L se entregan en un embalaje no contaminante. El material suministrado para cada balanza incluye:


- **Alimentador enchufable**, específico del país
- **Platillo con portaplattillo o corta-aíres anular**
- **Funda protectora de plástico transparente**, montada, que mantiene su balanza siempre limpia
- **Anillo de retención para funda protectora**, montado, sólo para balanzas sin corta-aíres
- **Corta-aíres con instrucciones de montaje**, de serie en los modelos PBxx3-L (para otros modelos hay disponible un corta-aíres como opción), ver accesorios en el capítulo 6.4
- **Instrucciones de manejo**, para aprovechar al máximo las posibilidades de su balanza
- **Declaración de conformidad CE** (en folleto aparte 11780294)

2.2 Advertencias de seguridad



- Con el alimentador enchufable, suministrado de fábrica, las balanzas de la serie PB-L no deben operar en **sectores expuestos a explosiones**.
- Antes de conectar el alimentador enchufable compruebe si el valor de tensión marcado coincide con la tensión de red local. Si no coincide, póngase en contacto con su distribuidor METTLER TOLEDO local.
- Las balanzas de la serie PB-L sólo se deben usar en espacios interiores y ambiente seco.
- Utilizar sólo con un adaptador de alimentación verificado cuya salida SELV tenga limitación de corriente.

2.3 Instalar, nivelar, preparar la balanza para pesar por debajo, conectarla a la red eléctrica

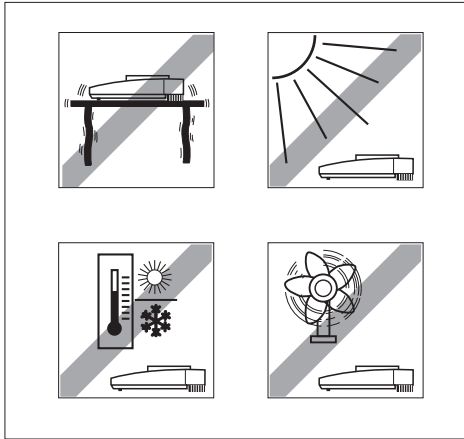


El emplazamiento óptimo

Un emplazamiento correcto es decisivo para la exactitud de los resultados en las balanzas analíticas y de precisión de alta resolución.

Por ello tiene que prestar atención a

- una posición estable, sin vibraciones, lo más horizontal posible, evitando
- la radiación solar directa
- fluctuaciones excesivas de temperatura
- corrientes de aire


La mejor solución es una mesa estable en un rincón protegido contra el aire, lo más lejos posible de puertas, ventanas, radiadores y salidas de aire de acondicionadores

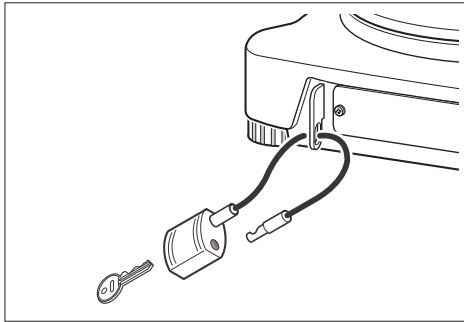

Seguro antirrobo

Las balanzas de la serie PB-L están provistas de una montura para el seguro antirrobo opcional.

El seguro antirrobo (cable con candado) sirve para todos los modelos. Puede pedirlo a METTLER TOLEDO con el número 590101.

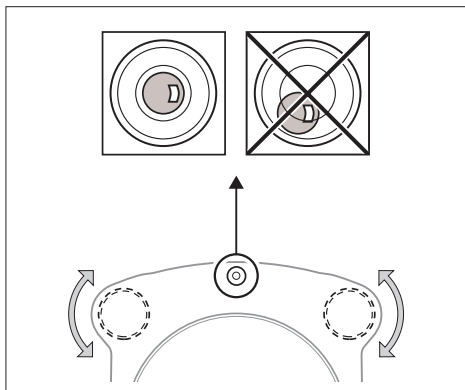

Nivelación

Las balanzas de la serie B-L tienen un nivel de burbuja y dos patas roscadas regulables para compensar pequeñas desigualdades de la superficie de apoyo. La balanza está completamente horizontal cuando la burbuja de aire se encuentra en el centro del nivel.

Procedimiento

Gire las dos patas regulables hasta que la burbuja de aire se ponga en el centro del nivel:


- | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burbuja "a las 12" | gire las dos patas en sentido contrario a las agujas del reloj |
| Burbuja "a las 3" | gire la pata izquierda en el mismo sentido y la derecha en sentido contrario a las agujas del reloj |
| Burbuja "a las 6" | gire las dos patas en el mismo sentido que las agujas del reloj |
| Burbuja "a las 9" | gire la pata izquierda en sentido contrario y la derecha en el mismo sentido que las agujas del reloj |

Nota

Cada vez que la balanza cambia de emplazamiento, se debe nivelar y ajustar (capítulo 2.4).

Preparar la balanza para pesar por debajo

Para este tipo de pesada suelte la tapa de la parte baja de la balanza (atención: ¡ponga la balanza de costado, no boca abajo!), gírela 180° y vuelva a apretar los tornillos. Podrá acceder así al dispositivo.

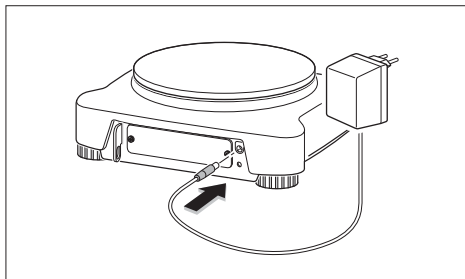


Conectar a la red eléctrica

- Antes de conectar el alimentador enchufable compruebe que el valor de tensión grabado coincide con la tensión de red local. Si no coincide, póngase en contacto con su distribuidor METTLER TOLEDO.
- Introduzca el alimentador enchufable en su toma de la balanza y conéctelo a la red.
- La balanza ejecuta un autotest. El test ha terminado cuando aparece "OFF".
- Pulse brevemente la tecla «On»: La balanza está lista para operar. Antes de trabajar con la balanza hay que ajustarla (capítulo 2.4).

Nota

Con el AccuPac opcional (acumulador externo recargable), todas las balanzas PB-L pueden trabajar también sin depender de la red.

2.4 Ajustar (calibrar)

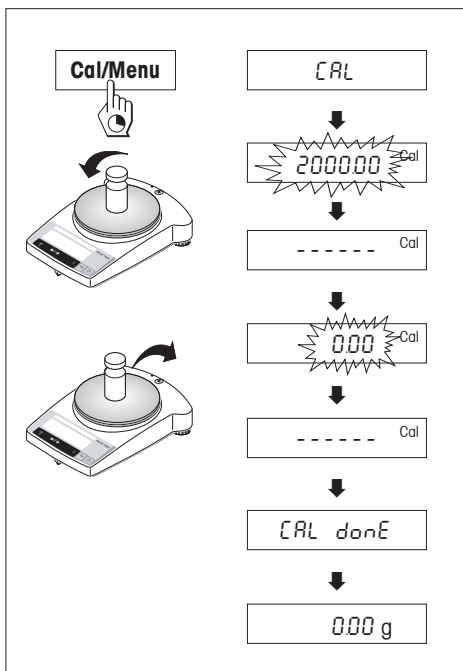

Para obtener resultados precisos, la balanza ha de estar ajustada a la aceleración terrestre del lugar de instalación.

El ajuste es necesario:

- antes de trabajar con la balanza la primera vez
- durante la operación de pesada a intervalos regulares
- después de un cambio de emplazamiento

Procedimiento

Para obtener resultados precisos, antes del primer ajuste la balanza tiene que estar conectada a la red entre 30 minutos para alcanzar la temperatura de régimen.

- Prepare la pesa de ajuste necesaria.
- Descargue el platillo.
- Tenga pulsada la tecla «**Cal/Menu**» hasta que aparezca en el indicador "CAL" y luego suéltela. En el indicador parpadea el peso de ajuste necesario.
- Cargue la pesa de ajuste. La balanza se ajusta automáticamente.
- Cuando parpadee "0.00 g" descargue la balanza.


El ajuste está terminado cuando aparece brevemente en el indicador el mensaje "CAL done" y a continuación "0.00 g". La balanza está otra vez en el modo pesada y lista para operar.

Advertencias

- El ajuste de los **modelos verificados** puede ser bloqueado según la ley de verificación.
- El ajuste se puede cancelar en cualquier momento con la tecla «**C**». La cancelación se confirma brevemente con el mensaje "Abort" y la balanza vuelve al modo pesada.

3 Pesar

3.1 Activar/Desactivar

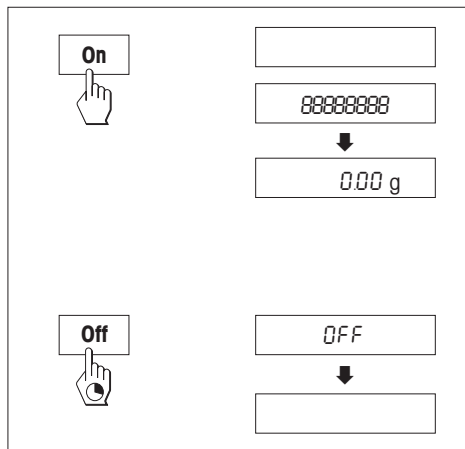


Activar

- Descargue el platillo y pulse brevemente la tecla «**On**».
- La balanza ejecuta un test de indicador (todos los segmentos de éste se iluminan brevemente).
- Cuando la indicación es cero, la balanza está lista para trabajar.

Desactivar


- Tenga pulsada la tecla «**Off**» hasta que aparezca "OFF" en el indicador y suéltela

3.2 Pesada simple

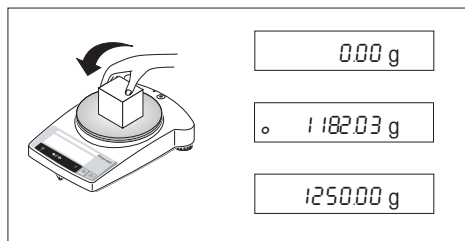

- Ponga la carga sobre el platillo.
- Espere a que se apague el detector de estabilidad "o".
- Lea el resultado.

3.3 Tarar

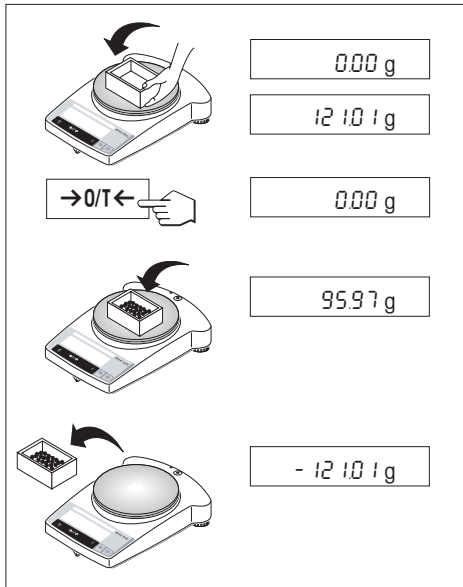

- Ponga el recipiente vacío en la balanza,
- aparece el peso.
- Tarado: Pulse brevemente la tecla « $\rightarrow 0/T \leftarrow$ ».
- Añada carga al recipiente, aparece el peso neto.


Si se retira el recipiente de la balanza, aparece el peso de tara como valor negativo.

El peso de tara queda memorizado hasta que se pulsa otra vez la tecla « $\rightarrow 0/T \leftarrow$ » o se desconecta la balanza.

Nota

En las balanzas METTLER TOLEDO DeltaRange (capítulo siguiente), después de cada tarado vuelve a estar disponible el campo fino con pasos de indicador 10 diez veces más pequeños.

3.4 Balanzas METTLER TOLEDO DeltaRange

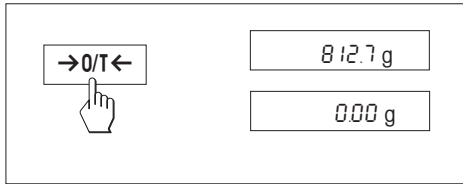

Las **balanzas DeltaRange** METTLER TOLEDO disponen de un campo fino con pasos de indicador 10 veces más pequeños, que puede desplazarse por todo el campo de pesada y presenta siempre un decimal adicional en el indicador.

La balanza trabaja en el campo fino

- después de la activación
- después de cada tarado

Si se sobrepasa el campo fino, el indicador de la balanza cambia automáticamente a pasos mayores.


4 Menú

4.1 Vista general

En el menú puede Vd. cambiar la unidad de pesada (sólo en las balanzas verificadas, si la ley de verificación lo permite), seleccionar otras funciones y realizar diversos ajustes. Las distintas opciones de menú están descritas en el capítulo 4.3.

Legenda






- 1) En las balanzas verificadas esta opción va ajustada de forma fija y no se puede cambiar.
- 2) En las balanzas verificadas sólo se pueden seleccionar las unidades de peso permitidas por la ley de verificación específica del país.
- 3) Esta opción de menú sólo aparece cuando en la opción 7 (aparato) se ha seleccionado "Host".
- 4) Estas opciones de menú sólo aparecen cuando en la opción 7 (aparato) se ha seleccionado "Host" ó "Printer"

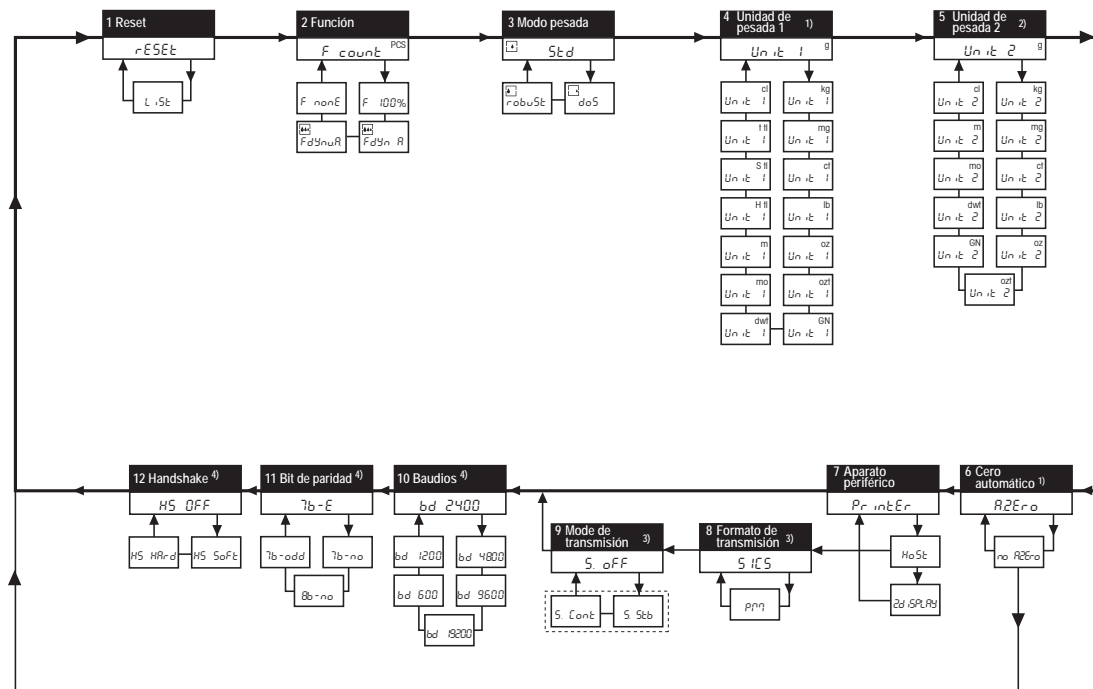

Opción de menú

Configuración de fábrica

4.2 Manejo con menú

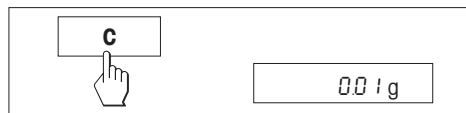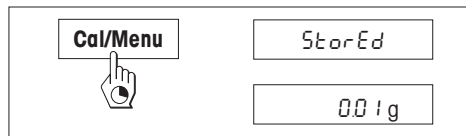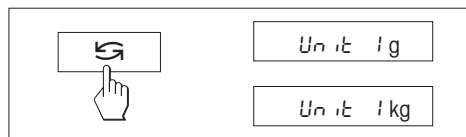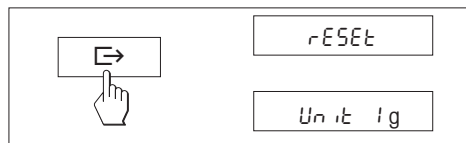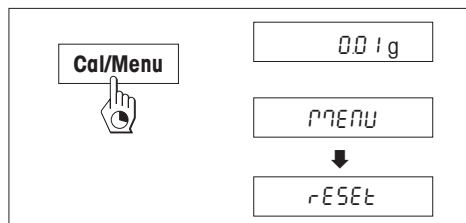

Acceso al menú

Tenga pulsada la tecla «**Cal/Menu**» en el modo pesada hasta que aparezca «MENU» en el indicador. Suelte la tecla, aparece la 1ª opción.

Elegir opciones de menú

Con la tecla «**↔**» se pueden seleccionar por orden las distintas opciones de menú con la configuración actual.

Cambiar configuración

Con la tecla «**↻**» se puede cambiar la configuración en la opción seleccionada. Cada vez que se pulsa la tecla aparece la configuración siguiente. Tan pronto como aparece en el indicador el ajuste deseado, se puede elegir la opción siguiente (v. arriba) o salir del menú (v. apartados siguientes)

Memorizar configuración y salir del menú

Tenga pulsada la tecla «**Cal/Menu**» hasta que aparezca «StorEd» en el indicador. Suelte la tecla, la balanza vuelve al modo pesada. Se memorizan todos los cambios.



Cancelación

Pulse brevemente la tecla «**C**». La balanza vuelve al modo pesada. No se memorizan los cambios.

Nota

Si en 45 segundos no hay entradas, la balanza vuelve al modo pesada. No se memorizan los cambios.

4.3 Descripción de las opciones de menú

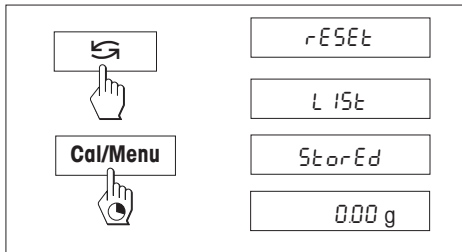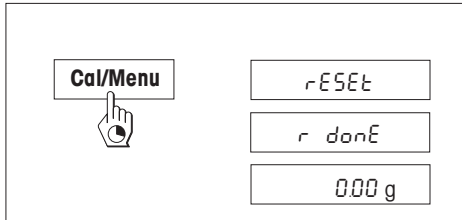



4.3.1 Reposición o registro de la configuración de balanza (1ª opción de menú "RESET")

Reponer la configuración de la balanza

- Seleccione "Reset" y tenga pulsada la tecla «**Cal/Menu**» hasta que aparezca el mensaje "r donE" confirma la reposición de todos los ajustes del menú. A continuación la balanza vuelve al modo pesada y trabaja con la **configuración de fábrica** (capítulo 4.1).

Registrar la configuración de la balanza

- Seleccione "List" y tenga pulsada la tecla «**Cal/Menu**» hasta que aparezca el mensaje "StorEd". Se transmite la configuración actual de la balanza al aparato conectado al interface, siempre que en la 7ª opción del menú ("Aparato periférico") esté seleccionado "Printer". Al mismo tiempo se memoriza la configuración actual de la balanza.

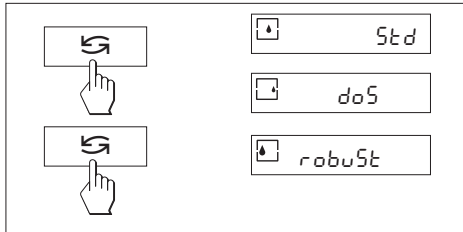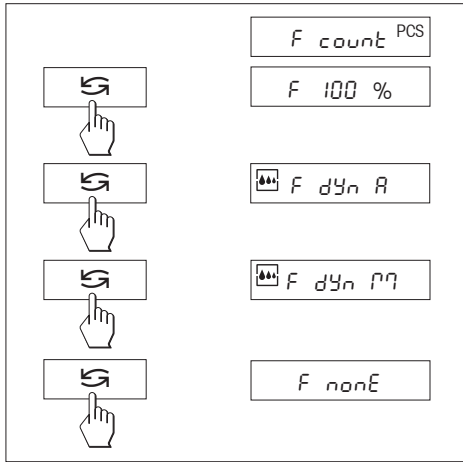

4.3.2 Funciones (2ª opción de menú / Manejo capítulo 5)


Además de la pesada simple se puede seleccionar alguna de las funciones siguientes:

| | |
|---------|-----------------------------------------|
| F count | Recuento de piezas |
| F 100 % | Pesada en porcentaje |
| F dYn A | Pesada dinámica con comienzo automático |
| F dYn M | Pesada dinámica con comienzo manual |
| F nonE | Sin función, pesada simple |

4.3.3 Modo pesada (3ª opción de menú)

Este ajuste sirve para adaptar la balanza al tipo de pesada. Seleccione el modo de pesada "Std" (estándar) para todos los procesos de pesaje o "doS" (dosificación) para dosificar sustancias líquidas o en polvo. Con este ajuste, la balanza reacciona con mucha rapidez al más mínimo cambio de peso.

Con el ajuste "robuSt" (pesada absoluta), la balanza reacciona sólo a cambios de peso importantes y el resultado de pesada es muy estable.

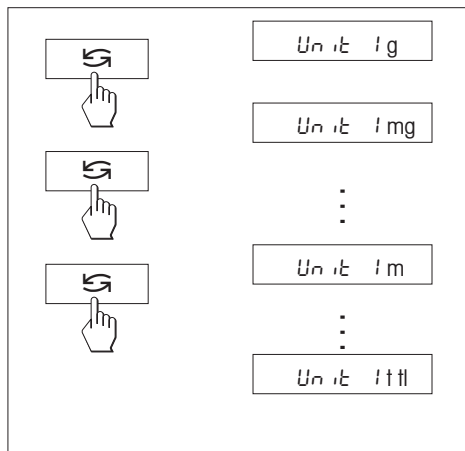

4.3.4 Unidad de peso 1 (4ª opción de menú "UNIT 1")

Según lo vaya requiriendo, la balanza puede trabajar con las unidades siguientes (sólo en las balanzas verificadas, si la ley de verificación nacional lo permite):


| Unidad | | Factor de conversión |
|--------|-----------------|------------------------|
| g | Gramo | |
| kg | Kilogramo | 1 kg = 1000 g |
| mg | Miligramo | 1 mg = 0.001 g |
| ct | Quilate | 1 ct = 0.2 g |
| lb | Libra | 1 lb = 453.59237 g |
| oz | Onza | 1 oz = 28.349523125 g |
| ozt | Onza troy | 1 ozt = 31.1034768 g |
| GN | Grain | 1 GN = 0.06479891 g |
| dwt | Pennyweight | 1 dwt ≈ 1.555173843 g |
| mom | Momme | 1 mom ≈ 3.749999953 g |
| m | Mesghal | 1 msg ≈ 4.6083162 g |
| H tl | Taels Hong Kong | 1 tlh ≈ 37.42900 g |
| S tl | Taels Singapur | 1 tfs ≈ 37.799366256 g |
| t tl | Taels Taiwan | 1 ttt ≈ 37.499995313 g |
| cl | Tical | 1 tical ≈ 16.3293 g |



Observación

Configuración de fábrica
no en balanzas de 0.1 mg y 1 mg
en balanzas de 0.1 mg y 1 mg

El tael malayo tiene el mismo valor

4.3.5 Unidad de peso 2 (5ª opción de menú "UNIT 2")

Para presentar los resultados en el modo pesada con otra unidad, por pulsación de «», se puede elegir en esta opción de menú la segunda unidad de peso deseada "UNIT 1", excepto las unidades tael ("H tl", "S tl" y "t tl"). La configuración de fábrica es gramo.

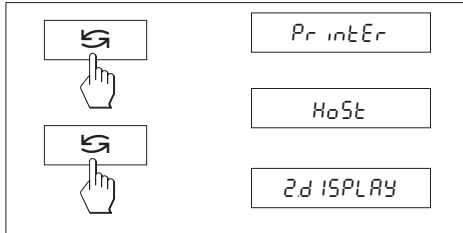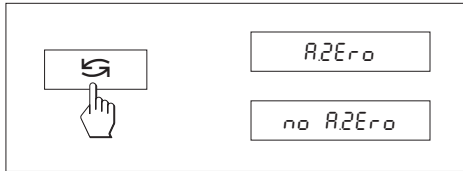

4.3.6 Cero automático (6ª opción de menú)

En esta opción puede Vd. activar o desactivar la corrección automática del cero. En el estado activado el cero se corrige automáticamente en caso de deriva o de suciedad del platillo.

Están disponibles los ajustes siguientes:

Cero automático activado

El cero se corrige automáticamente.

Cero automático desactivado

El cero se no corrige automáticamente. Este ajuste resulta útil en aplicaciones especiales (p. ej. mediciones de evaporación).

Nota

En las balanzas verificadas esta configuración sólo es posible a una resolución de $e = 10d$.

4.3.7 Aparato periférico (7ª opción de menú)

En esta opción puede Vd. seleccionar el aparato periférico conectado al interface RS232C opcional. La balanza memoriza de forma automática la configuración correspondiente para cada aparato periférico (capítulo 4.3.8 – 4.3.12).

Impresora


Conexión a una impresora.

Host

Conexión a cualquier aparato periférico.

Display auxiliar

Conexión del display auxiliar opcional (sin parámetros de comunicación seleccionables).

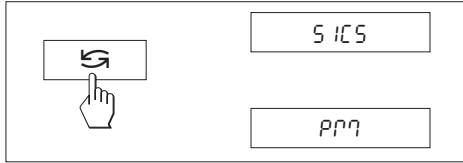

4.3.8 Formato de transmisión de datos (8ª opción de menú)

Nota: ¡Esta opción sólo está disponible si ha elegido la configuración "Host" en la 7ª opción de menú ("Aparato periférico")!

En esta opción de menú Vd. define el formato de la transmisión de datos.


"SICS": Se utilizan los formatos de transmisión MT-SICS. Encontrará información en el "Reference Manual MT-SICS Basic-S balanzas 11780447" (sólo disponible en inglés), que puede pedir a su distribuidor METTLER TOLEDO o que puede descargar de Internet (www.mt.com/sics-classic). Más información en el capítulo 6.3.

"PM*": Se utilizan los siguientes formatos de transmisión de datos de las balanzas PM:

S. Stb: `UUUUU1.67890UG` S. Cont: `SUUUU1.67890UG`
`SDUUU1.39110UG`

Encontrará más detalles en Internet, en la dirección www.mt.com/classic.

* Unidireccional, no se aceptan instrucciones MT-SICS

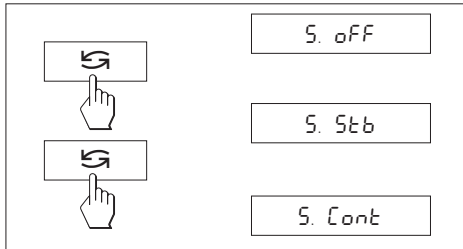

4.3.9 Tipo de transmisión de datos (9ª opción de menú)


Nota: ¡Esta opción sólo está disponible si ha elegido la configuración "Host" en la 7ª opción de menú ("Aparato periférico")!

En esta opción Vd. define la forma de transmitir un valor a un aparato periférico.

S. oFF Modo transmisión de datos desactivado.

S. Stb Se transmite el siguiente valor estable posible después de dar la tecla « \rightarrow ».

S. Cont Todos los valores se transmiten automáticamente.

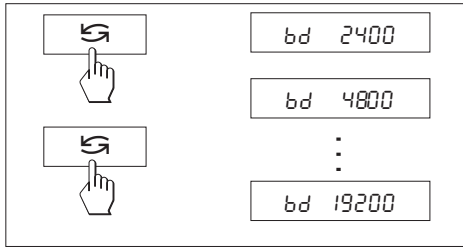


4.3.10 Velocidad de transmisión (Baudios) (10ª opción de menú)

Nota: ¡Esta opción sólo está disponible si ha elegido la configuración "Host" en la 7ª opción de menú ("Aparato periférico")!

La velocidad en baudios (velocidad de transmisión de datos) determina la velocidad de la transmisión a través del interface serie. La unidad es el baudio (bd) (= 1 bit/segundo).

Hay disponibles los ajustes siguientes: 600 bd, 1200 bd, 2400 bd, 4800 bd, 9600 bd y 19200 bd.

Para una transmisión de datos correcta, emisor y receptor han de estar ajustados al mismo valor.

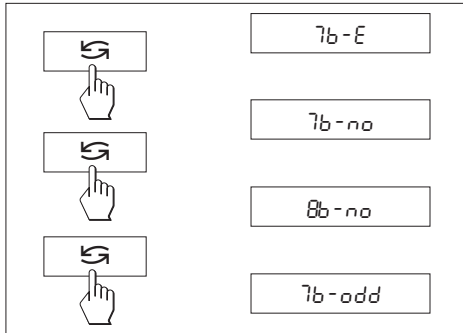


4.3.11 Bits/Paridad (11ª opción de menú)

Nota: ¡Esta opción sólo está disponible si ha elegido la configuración "Host" en la 7ª opción de menú ("Aparato periférico")!

En esta opción de menú puede Vd. configurar el formato de caracteres del aparato periférico conectado.

- 7b-E 7 bits de datos/paridad par
- 7b-no 7 bits de datos/sin paridad
- 8b-no 8 bits de datos/sin paridad
- 7b-odd 7 bits de datos/paridad impar

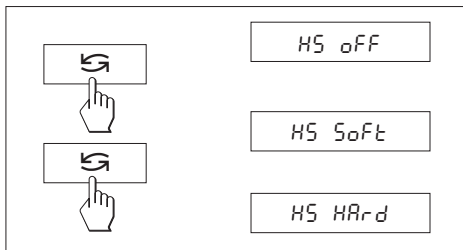

4.3.12 Handshake (12ª opción de menú)


Nota: ¡Esta opción sólo está disponible si ha elegido la configuración "Host" en la 7ª opción de menú ("Aparato periférico")!

En esta opción de menú puede Vd. adaptar la transmisión de datos a diferentes receptores serie.

- HS oFF Sin handshake
- HS SoFt Software handshake (XON/XOFF)
- HS HArD Hardware handshake (RTS/CTS)

5 Funciones

5.1 Recuento de piezas

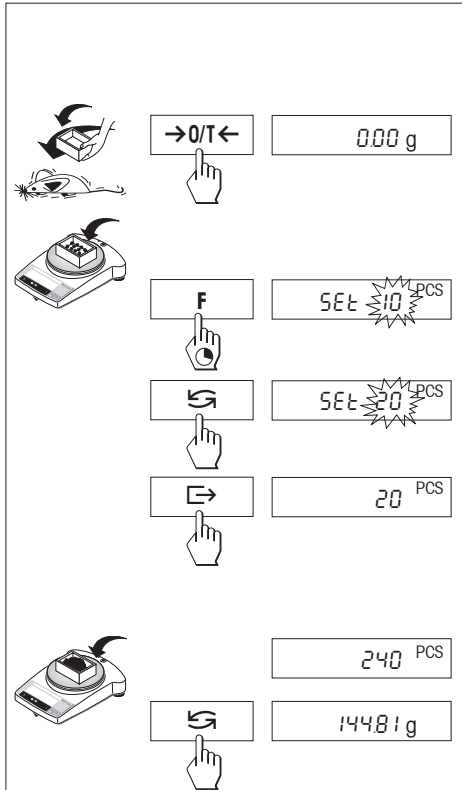

Requisito

Ha de estar activada en el menú la función "F count" (capítulo 4).

→ Ponga el recipiente vacío en la balanza y tare pulsando brevemente la tecla «**→0/T←**».

Ajustar referencia: Para contar piezas hay que preseleccionar un peso de referencia, o referencia:

→ Cargue la referencia; los números de referencia posibles* son: 5, 10, 20, 50, 100 y "no" (con este ajuste se desactiva el contaje). ***balanzas verificadas** min.10

Importante: ¡Observe los valores mínimos: peso de referencia mín. = 10d (10 dígitos), peso unitario mín.* = 1d (1 dígito)! ***balanzas verificadas** min.3e

Nota: 1 dígito equivale a un paso de indicador.

→ Tenga pulsada la tecla «**F**» hasta que aparezca "SEt ... PCS".

→ Pulse repetidas veces la tecla «**↺**» hasta que la indicación coincida con la cantidad de referencia cargada.

→ Confirme la cantidad de referencia con la tecla «**↻**» (esperando 7 segundos la cantidad se transfiere automáticamente (PCS = piezas).

Nota: El peso de referencia actual queda memorizado hasta que se vuelve a ajustar la referencia o se interrumpe la alimentación eléctrica.


Conmutación entre indicación de cantidad y de peso

→ Añada material al recipiente y lea la cantidad.

→ Pulse la tecla «**↺**», aparece el peso.

→ Retorno a la indicación de cantidad: Vuelva a pulsar la tecla «**↺**».

5.2 Pesada en porcentaje

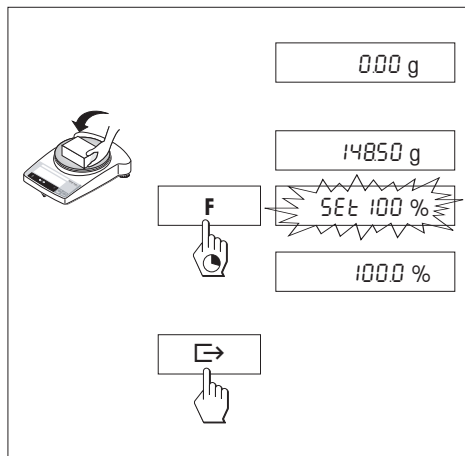


Requisito

Debe estar activada la función "F 100 %" en el menú (capítulo 4).

Ajuste del peso nominal

- Introduzca el peso teórico (peso de referencia, que corresponde al 100 %).
- Tenga pulsada la tecla «F» hasta que aparezca "SEt 100 %".
- Confirme con la tecla «↵» o con la transferencia automática pasados 7 segundos. El peso teórico quedará definido.
- Confirmar con la tecla «→» o transmisión automática después de 7 segundos. El peso nominal queda definido.

Nota: El peso nominal actual queda memorizado hasta que se vuelve a ajustar el peso nominal o se interrumpe la alimentación de corriente.

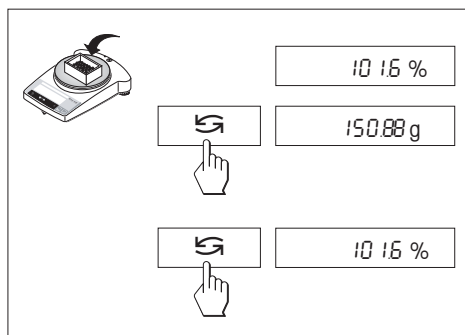

Pesada en porcentaje / Conmutación

- Colocar la carga.
El peso de la muestra aparece en tanto por ciento referido al peso nominal.
- Pulse la tecla «↵», aparece el peso (Unidad 1 y, si está activada, Unidad 2).
- Para volver a la indicación en porcentaje: Vuelva a pulsar la tecla «↵».

5.3 Pesada dinámica

La pesada dinámica es idónea para pesar cargas inestables. Durante un intervalo de tiempo definido (tiempo de pesada), se forma la media de los resultados de pesada. Cuanto más inestable es la carga, mayor debe ser el tiempo de pesada elegido.

Requisito

En el menú debe estar activada "F dYn A" para el comienzo automático, o "F dYn M" para el comienzo manual (capítulo 4). Ajuste de fábrica: un tiempo de pesada de 3 segundos ($t = 3''$).

Tarado del recipiente

→ Tarado: Pulse la tecla «→0/T←».


Pesada dinámica con comienzo automático (F dYn A)


→ Seleccionar la pesada dinámica con la tecla «↺». En el indicador aparece el símbolo .

→ Poner la carga. Con un equilibrio relativo el comienzo de la pesada es automático. Durante el tiempo de pesada corre una "cuenta atrás" en el indicador.


→ Leer el resultado.

El resultado de la pesada dinámica viene indicado con * (=valor calculado) y permanece en el visor hasta que se retire la carga del platillo o del recipiente.

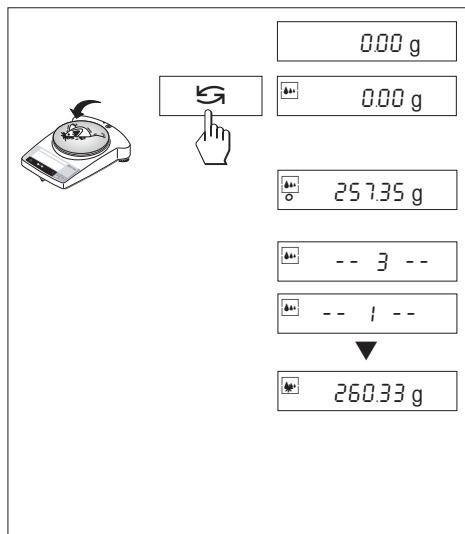

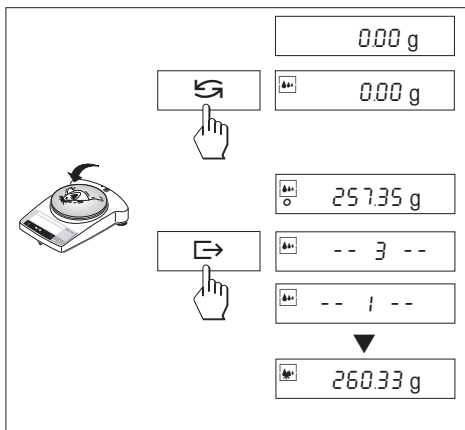


Pesada dinámica con comienzo manual (F dYn M)

- Seleccionar la pesada dinámica con la tecla «↶». En el indicador aparece el símbolo .
- Colocar la carga.
- Empezar la pesada con la tecla «⇨». Durante el tiempo de pesada corre una "cuenta atrás" en el indicador.
- Leer el resultado.
El resultado de la pesada dinámica viene indicado con * (=valor calculado) y permanece en el visor hasta que se retire la carga del platillo o del recipiente

Notas

- Con la tecla «⇨» se puede iniciar de nuevo el ciclo de pesada con la misma carga.
- Con la tecla «↶» se puede cambiar entre Pesada Dinámica y Pesada Normal.
- Para cargas de menos de 5 g, la pesada se activa **manualmente** con la tecla «⇨», también en el pesaje dinámico con inicio automático.

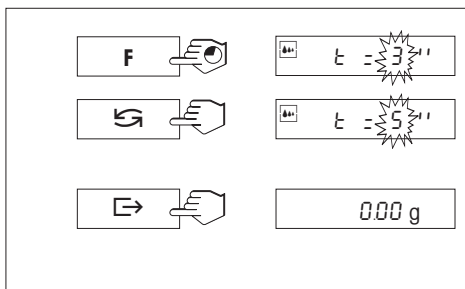


Modificación del tiempo de pesada

- Tener pulsada la tecla «F» hasta que aparezca en el indicador "t = 3" ".
- Pulsar repetidamente la tecla «↶» hasta que aparezca el tiempo de pesada deseado. Valores posibles son 3", 5", 10", 20", 1", 2".
- Confirmar la selección con la tecla «⇨» o transmisión automática después de 3 segundos.

Nota

El tiempo de pesada ajustado queda memorizado hasta nuevo ajuste o interrupción de la alimentación de corriente.

5.4 Conmutación de unidades de peso

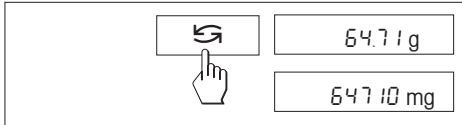

Requisito

En el menú han de estar activadas unidades de peso diferentes para unidad 1 y unidad 2 (capítulo 4).

→ Con la tecla «↻» se puede cambiar en cualquier momento entre ambas unidades de peso elegidas en el menú (*UNIT 1" y *UNIT 2").

Notas:

- En las **balanzas verificadas** la conmutación puede estar bloqueada de acuerdo con la legislación de verificación nacional.
- Esta función no está disponible para la pesada dinámica.

6 Características técnicas, accesorios

6.1 Características técnicas

Equipo estándar

- Funda protectora, transparente, de Barex
- Alimentador de mesa específico del país
100–240 VAC/50–60 Hz, 0.3 A, 12 VDC, 0.84 A
Entrada de alimentación de balanza 8–14,5V,
50/60Hz, 6VA ó 9,5–20VDC 6W
- Interface RS232C incorporado
- Corta-aíres en modelos PBxx3-L
- Dispositivo para pesar por debajo de la balanza en todos los modelos
- Indicador retroiluminado

Materiales

- Carcasa: Aluminio fundido a presión, lacada
- Platillo: Acero al cromo-níquel,
X2CrNiMo 17 13 2 (1.4404)

Grado de protección

- Protegida contra polvo y agua
- Grado de contaminación: 2
- Categoría de sobrevoltaje: clase II
- Compatibilidad electromagnética (EMV): v.Declaración de conformidad (folleto aparte 11780294)

Condiciones ambientales

Las características técnicas son válidas en las condiciones ambientales siguientes :

- Temperatura ambiente 10 °C ... 30 °C
- Humedad relativa 15% ... 80 % a 31 °C,
del aire con disminución lineal
hasta el 50 % a 40 °C
sin condensación


La funcionalidad está garantizada hasta temperaturas ambiente de 5–40 °C.

| Características técnicas | PB153-L | PB303-L | PB303-L DeltaRange | PB602-L | PB1502-L | PB3002-L | PB3002-L DeltaRange |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Precisión de indicación | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g*/0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g*/0.1 g |
| Capacidad máxima | 151 g | 310 g | 60 g*/310 g | 610 g | 1510 g | 3100 g | 600 g*/3100 g |
| Repetibilidad (sd) | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g*/0.008 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g*/0.08 g |
| Linealidad | 0.002 g | 0.002 g | 0.01 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.1 g |
| Deriva térmica de sensibilidad (10 °C ... 30 °C) | 6 ppm/ °C | 6 ppm/ °C | 6 ppm/ °C | 6 ppm/ °C | 6 ppm/ °C | 6 ppm/ °C | 6 ppm/ °C |
| Tiempo de estabiliz. típico | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
| Pesa de ajuste (accesorios) | externas 100 g ¹⁾ | externas 200 g ¹⁾ | externas 200 g ¹⁾ | externas 500 g ¹⁾ | externas 1000 g ¹⁾ | externas 2000 g ¹⁾ | externas 2000 g ¹⁾ |
| Indicador retroiluminado | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Medidas exteriores, balanza (an/fo/al) | 245x321x236 mm | | | 245x321x89 mm | | | |
| Medidas exteriores, embalaje (an/fo/al) | 381x436x495 mm (0.082 m ³) | | | 381x436x273 mm (0.045 m ³) | | | |
| Platillo | ø 100 mm | | | ø 180 mm | | | |
| Altura útil sobre platillo | 141 mm | | | – | | | |
| Peso neto (con embalaje) | 4.9 kg (6.5 kg) | | | 3.6 kg (4.7 kg) | | | |

* Campo fino (DeltaRange) ¹⁾Accesorios

| Características técnicas | PB1501-L | PB3001-L | PB5001-L | PB8001-L | PB8000-L |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Precisión de indicación | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g |
| Capacidad máxima | 1510 g | 3100 g | 5100 g | 8100 g | 8100 g |
| Repetibilidad (sd) | 0.08 g | 0.08 g | 0.08 g | 0.08 g | 0.8 g |
| Linealidad | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g |
| Deriva térmica de sensibilidad (10 °C ... 30 °C) | 10 ppm/ °C | 10 ppm/ °C | 10 ppm/ °C | 10 ppm/ °C | 10 ppm/ °C |
| Tiempo de estabiliz. típico | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 2 s | 1 s |
| Pesa de ajuste (accesorios) | externas 1000 g ¹⁾ | externas 2000 g ¹⁾ | externas 2000 g ¹⁾ | externas 4000 g ¹⁾ | external 4000 g ¹⁾ |
| Indicador retroiluminado | sí | sí | sí | sí | sí |
| Medidas exteriores, balanza (an/fo/al) | 245x321x89 mm | | | | |
| Medidas exteriores, embalaje (an/fo/al) | 381x436x273 mm (0.045 m ³) | | | | |
| Platillo | ∅ 180 mm | | | | |
| Peso neto (con embalaje) | 3.6 kg (4.7 kg) | | | | |

6.2 Interface

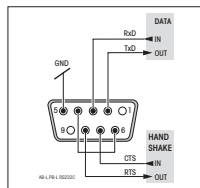

Interface RS232C y accesorios de interface

Cada balanza B-L está provista de un interface RS232C para la conexión a un aparato periférico (p. ej., impresora ú ordenador personal con un conector macho de 9 polos). Efectuar la adaptación al otro aparato en el menú (capítulo 4.3.7 – 4.3.12).

En el folleto "Reference Manual MT-SICS Basic-S balanzas 11780447" (sólo disponible en inglés) se describen detalladamente las instrucciones de interface disponibles, o que puede descargar de Internet (www.mt.com/sics-classic).

Las versátiles características de las balanzas PB-L en cuanto a documentación de los resultados sólo se pueden aprovechar plenamente acoplado una impresora, p. ej., la RS-P26 ó la LC-P45 de METTLER TOLEDO. Los resultados impresos son una ayuda decisiva para un trabajo sencillo de acuerdo con GLP/GMP.

6.3 Instrucciones y funciones del interfaz MT-SICS

Muchas de las balanzas y básculas utilizadas deben poder integrarse en un sistema complejo de equipos informáticos o de recopilación de datos.

A fin de permitirle la integración de las balanzas en su sistema de una manera sencilla y así aprovechar sus capacidades al máximo, la mayoría de las funciones de balanzas se ofrecen también como comandos apropiados por medio de la interfaz de datos.

Todas las balanzas nuevas de METTLER TOLEDO que se han lanzado al mercado poseen un juego de comandos normalizado "METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set" (MT-SICS). El número de comandos disponibles depende de la funcionalidad de la balanza.

Información básica sobre el intercambio de datos con la balanza

La balanza recibe instrucciones del sistema y acusa recibo del Comando mediante el envío de una respuesta adecuada.

Formatos de instrucciones

Los comandos enviados a la balanza están formados por uno o más caracteres del juego de caracteres ASCII. Es necesario tener en cuenta lo siguiente:

- Introduzca los comandos siempre en letras mayúsculas.
- Los posibles parámetros del comando deben estar separados unos de otros y a su vez del nombre del comando por un espacio (ASCII 32 dec., representado en esta descripción como `␣`).
- La posible entrada de "texto" es una secuencia de caracteres del juego de caracteres ASCII de 8 bits, desde 32 dec. hasta 255 dec.
- Hay que cerrar cada comando con C_{R-L} (ASCII 13 dec., 10 dec.).

Los caracteres C_{R-L} , que se pueden introducir utilizando la tecla Enter (Introducir) o Return (Retorno) incluidas en la mayoría de teclados de entrada de datos, no se incluyen en esta descripción, pero resulta imprescindible incorporarlos para permitir la comunicación con la balanza.

Ejemplo

S – Enviar valor de peso estable

| | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando | S | Enviar el valor de peso neto estable actual. |
| Respuesta | S␣S␣WeightValue␣Unit | Valor de peso estable actual en la unidad fijada como unidad 1. |
| | S␣I | Comando no ejecutable (la balanza está ejecutando otro comando, p.ej. tarado o retraso (Timeout) porque no se consiguió la estabilidad). |
| | S␣+ | Balanza en la zona de sobrecarga. |
| | S␣- | Balanza en la zona de falta de carga. |

Ejemplo

| | | |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------|
| Comando | S | Enviar un valor de peso estable. |
| Respuesta | S␣S␣␣␣␣␣␣100.00␣g | El valor de peso estable actual es 100,00 g. |

Los comandos MT-SICS que se enumeran a continuación son una lista con una selección de instrucciones disponibles. Si desea más comandos u otra información complementaria, consulte el Manual de Referencia "MT-SICS B-S balanzas 11780447", que podrá descargar de Internet en la página www.mt.com/sics-classic.

S – Enviar valor de peso estable

Comando **s** Enviar el valor de peso neto estable actual.

SI – Enviar valor inmediatamente

Comando **SI** Enviar el valor de peso neto actual, independientemente de la estabilidad de la balanza.

SIR – Enviar valor de peso inmediatamente y repetir

Comando **SIR** Enviar varias veces los valores de peso neto, independientemente de la estabilidad de la balanza.

Z – Tarado

Comando **z** Tarar la balanza.

@ – Reiniciar

Comando **@** Reiniciar la balanza en las condiciones que hab'a cuando se conectó, pero sin tarar.

SR – Enviar valor de peso cuando se modifique el peso (Enviar y Repetir)

Comando **SR** Enviar el valor de peso estable actual y después enviar continuamente el valor de peso estable cada vez que se efectúe una variación de peso. La variación de peso debe equivaler al menos al 12,5% del último valor de peso estable, como mínimo = 30d.

ST – Enviar peso estable después de pulsar la tecla $\square \rightarrow$ (transferencia)

Comando **ST** Consulta del valor real de la función ST.

SU – Enviar valor de peso estable con la unidad actualmente mostrada

Comando **SU** Como leal comando "s", pero con la unidad actualmente mostrada.

6.4 Accesorios

AccuPac B-S

Fuente de alimentación externa autón.,
recargable, para 18 horas de
operación de pesada 21254691

Adaptador de alimentación

Adaptador AC/DC universal 11120270
(EU, USA, AU, UK)
100–240 VAC/50–60 Hz, 0.3 A
12 VDC, 0.84 A

Cables de interface

- RS9–RS25: (m/h), longitud 2 m 11101052
- RS9–RS9: (m/h), longitud 1 m 11101051
- RS9–RS9: (m/m), longitud 1 m 21250066
- Cable adaptador RS232–USB 11103691

Corta-aíres

- Corta-aíres cilíndrico de vidrio 11137305
(para las balanzas 0,001g)
- Corta-aíres de "mg" 165 mm con 11137468
puertas corredizas *
- Corta-aíres de "mg" 141 mm * 11103683

* Las balanzas con un plato de pesada de
∅180 mm necesitan el plato de pesada de
∅ 175 mm 11103680

Funda protectora de trabajo

Para todos los modelos (1 unidad) 11103681

Impresora de aplicaciones (LC-P45)

Impresora de papel normal, 24 caracteres,
funciones suplem. (hora, fecha,
estadística, multiplicador etc.) 00229119

Impresora de informes (RS-P26)

Impresora de papel normal, 12120788
24 caracteres, funciones suplem.
(hora, fecha)

Indicador remoto (RS/LC-BLD)

Indicador remoto, incluido cable RS
para la conexión al interface, así como
alimentador de red separado 00224200

Indicador remoto (RS232)

Indicador remoto para la
conexión al interface RS232C 12120057

Maletín para transporte

Para todos los modelos PB-L, ofrece
espaciopara balanza, corta-aíres
de 165 mm/ 141 mm y pesa 11101050

Pesas de ajuste

Disponibles como pesas **OIML** (E1, E2,
F1, con certificado), más detalles
en el folleto Pesas METTLER TOLEDO, 11795463
o de Internet en la página
www.mt.com/weights

Seguro antirrobo


Cable con candado (todos los mod.) 00590101

Software


LabX direct balance 11120340
(software para transferir fácilmente a un PC)

6.5 Dibujos dimensionales

Todas las medidas en (mm)

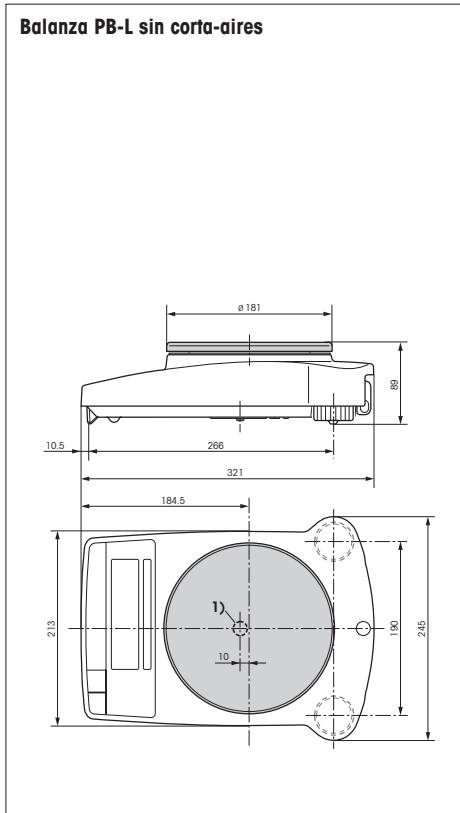

1) Dispositivo para pesar bajo la balanza

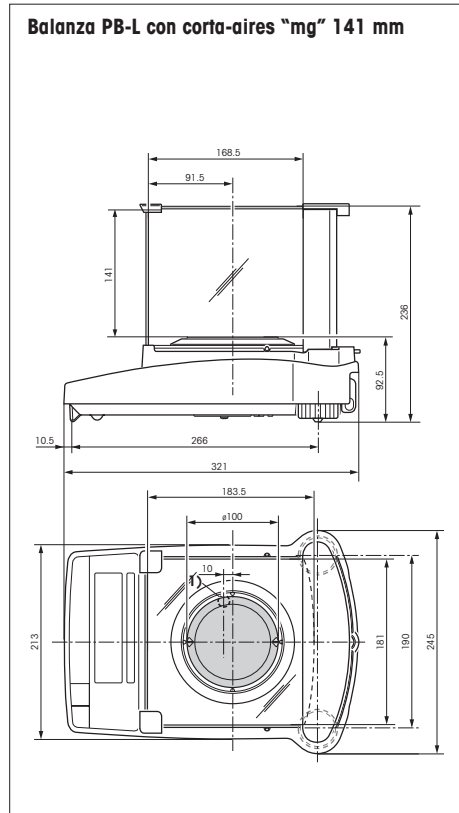

7 Apéndice

7.1 Ejemplos de informes registrados con impresoras METTLER TOLEDO RS-P26 y LC-P45

Función: **Ajustar**

```
- BALANCE CALIBRATION -  
12.02.2007 09:35:12
```

```
METTLER TOLEDO  
Type: PB3002-L  
SNR: 1118015657  
SW: 1.20
```

```
Weight ID: .....  
Weight: 2000.00 g
```

```
External Cal. done
```

```
Signature:
```

```
.....  
----- END -----
```

Función: **Recuento de piezas** Informe con peso de referencia

```
---- PIECE COUNTING ----  
APW: 0.99460 g  
Out of: 10 PCS  
  
27.000 g  
27 PCS
```

Función: **Pesada en porcentaje**

```
---- % - WEIGHING ----  
Ref. 10.008 g  
100.00 %  
  
60.01 g  
599.59 %
```

Función: **Pesada dinámica**

```
--- DYNAMIC WEIGHING ---  
Weigh Time: 2 s  
  
DW 49.999 g
```

Función: **Listar** Informe de la configuración actual de la balanza

```
--- LIST OF SETTINGS ---  
12.02.2007 09:50:12
```

```
METTLER TOLEDO  
Type: PB3002-L  
SNR: 1118015657  
SW: 1.20  
-----
```

```
Application:  
Dynamic A  
-----
```

```
Weighing Parameters:  
Weighing Mode Standard  
Unit 1 g  
Unit 2 g  
A.Zero On  
-----
```

```
Peripheral Devices:  
P.Device Printer  
Baud 2400  
Bit/Parity 7b-even  
Handshake Off  
-----
```

```
P.Device Host  
Sendmode Off  
Baud 9600  
Bit/Parity 8b-no  
Handshake Soft  
----- END -----
```

Función: **Comprobar la calibración (ajuste) con pesa externa.**

Sólo posible en LC-P45. La
función se activa a través de
la impresora

```
----- BALANCE TEST -----  
12.02.2007 09:52:12
```

```
METTLER TOLEDO  
Type: PB3002-L  
SNR: 1118015657  
SW: 1.20
```

```
Weight ID: .....  
  
Target : .....  
Actual : .....199.98 g  
Diff : .....
```

```
External test done
```

```
Signature:
```

```
.....  
----- END -----
```

Función: **Estadística**

Sólo posible en LC-P45. La
función se activa a través de
la impresora

```
12.02.2007 10:44:07  
ID 666  
SNR: 1118015657  
1 1100.15 g  
2 1600.10 g  
3 1699.95 g  
n 3  
x 1466.733 g  
s 321.372 g  
srel 21.91 %  
min. 1100.15 g  
max. 1699.95 g  
dif. 599.80 g  
----- END -----
```

Función: **Multiplicador**

Sólo posible en LC-P45. La
función se activa a través de
la impresora


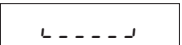

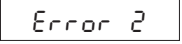
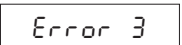
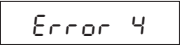
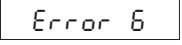

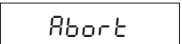
```
12.02.2007 08:23:22  
ID 242  
SNR: 1118015657  
  
Factor 1.65  
588.43 g  
* 970.9095
```

Notas

Se dan detalles sobre las
funciones que se activan a
través de la impresora LC-P45
para la LC-P45.

La **RS-P26** imprime todos los
informes en **idioma inglés**, lo
mismo que los informes de la
LC-P45, que se confeccionan
desde la balanza. Para los
informes emitidos a través de la
LC-P45, se puede elegir el idio-
ma: **español, inglés, francés,
alemán o italiano.**

7.2 Fallos y motivos

| Error/Mensaje de error | Motivo | Remedio |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Exceso de carga | → Aligere el platillo, lleve a cero la balanza (tare) . |
|  | Falta de carga | → Compruebe si el platillo está bien apoyado. |
|  | No hay estabilidad <ul style="list-style-type: none"> • al tarar o ajustar (calibrar) • al cargar el peso de referencia para el contaje | → Antes de pulsar teclas, espere la estabilización. → Procure condiciones ambientales más estables. → Retire el platillo y, si es necesario, límpielo. |
|  | No se ha cargado pesa de ajuste o no es la correcta | → Cargue la pesa de ajuste requerida. |
|  | Cantidad de referencia (contaje) demasiado pequeña | → Cantidad de referencia mayor. |
|  | Error interno | → Avise al servicio técnico METTLER TOLEDO. |
|  | No hay calibración estándar | → Avise al servicio técnico METTLER TOLEDO. |
|  | Platillo equivocado o no hay platillo | → Coloque el platillo adecuado |
|  | Cancelación del ajuste con la tecla «G». | |

7.3 Mantenimiento y limpieza

Servicio postventa

Un mantenimiento regular de su balanza por un técnico del servicio postventa alarga la vida del aparato. Consulte las posibilidades de servicio postventa a su distribuidor METTLER TOLEDO

Limpieza

Limpie de vez en cuando el plato de pesada, la cámara de aire, el corta-aíres (según modelo), la caja de su balanza con un paño ligeramente humedecido. Su balanza está fabricada con materiales resistentes de primera calidad, por ello admite productos de limpieza suaves de uso habitual.



Nota

- No utilice en ningún caso productos de limpieza que contengan disolventes o componentes abrasivos
 - Después de trabajar con productos químicos, se recomienda lavar y limpiar el platillo y la placa de base (en caso de haber corta-aíres)
- A pesar de los materiales de alta calidad, puede surgir corrosión cuando hay depositadas sustancias agresivas durante mucho tiempo (y fuera del contacto con aire, p. ej., por recubrimiento graso) sobre acero al cromo.
- Asegúrese de que no entran líquidos en su balanza o el adaptador de alimentación.
 - No abra nunca la balanza o el adaptador de alimentación: contienen piezas que no pueden ser limpiadas, reparadas o sustituidas por el usuario.
 - En todos los modelos de balanzas se pueden sustituir las fundas protectoras de trabajo gastadas (vea accesorios).

Eliminación de residuos



De conformidad con las exigencias de la directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este equipo no puede eliminarse como basura doméstica.

Esta prohibición es asimismo válida para los países que no pertenecen a la UE cuyas normativas nacionales en vigor así lo reflejan.

Elimine este producto, según las disposiciones locales, mediante el sistema de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos.

Si tiene alguna pregunta al respecto, diríjase a las autoridades responsables o al distribuidor que le proporcionó el equipo.

Si transfiere este equipo (por ejemplo, para la continuación de su uso con fines privados, comerciales o industriales), deberá transferir con él esta disposición.

Muchas gracias por su contribución a la conservación medioambiental.

Por un futuro mejor de su producto METTLER TOLEDO:

El servicio postventa METTLER TOLEDO le garantiza calidad, precisión metrológica y conservación de valor de los productos METTLER TOLEDO durante largos años.

Pida información detallada sobre nuestra atractiva oferta de servicio postventa.

Muchas gracias.



Reservadas las modificaciones técnicas
y la disponibilidad de los accesorios.

© Mettler-Toledo AG 2007 11780757B Printed in Switzerland 0710/2.14

Mettler-Toledo AG, Laboratory & Weighing Technologies, CH-8606 Greifensee, Switzerland
Phone +41-44-944 22 11, Fax +41-44-944 30 60, Internet: <http://www.mt.com>