

Workshop: XS 天平检重称量应用程序

XS 系列天平运用称量应用程序(Weighing)实现产品包装的检重称量。

操作练习的目的:

了解 XS 系列天平运用称量应用程序实现检重功能。

1.1 设置 XS 天平

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 按下 选择称量应用程序。 ➤ 再按下 进入设置界面。 ➤ 进入《Function Keys》菜单，并选中“Nominal”、“+Tol”和“-Tol”三个功能键，确认后退出。
<p>Nominal +Tolerance -Tolerance</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 显示屏上将出现图示功能键。 ➤ 分别进行目标值(Nominal)和允差范围(+Tol/-Tol)的设置。

1.2 开始使用检重功能

直接将样品放置在秤台上进行称量，显示屏上直接显示称量值及是否符合公差范围(图形及数值表示)。使用 XS 天平，SmartTrac 会以图形显示，直观而且方便。如果连接打印机，更可以将结果打印输出，以便保存。