




iSenseLight 软件安装及使用简要说明

1. 点击文件

iSenseLight-1.0-Setup-32bit.exe

2. 进入安装界面


点击 next:

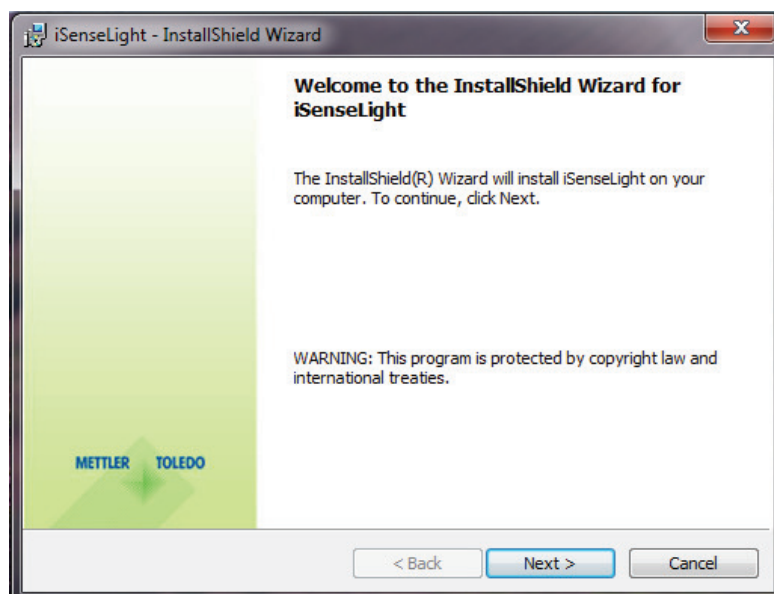


选择 “I accept the terms in the licence agreement” ,然后点击 next:




选择安装位置后点击 next:

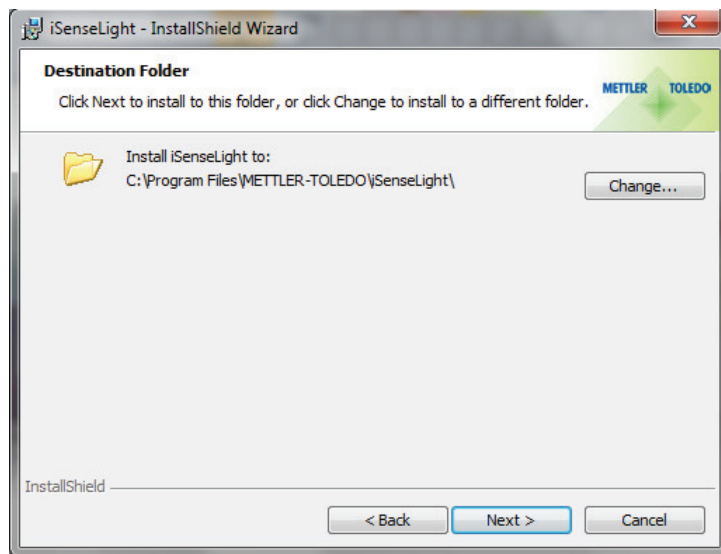


选择安装类型，默认为完整安装，点击 next:

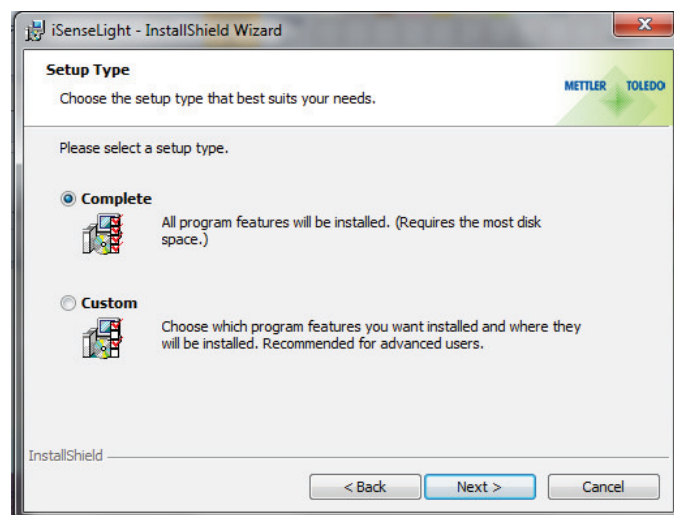


点击 Install:

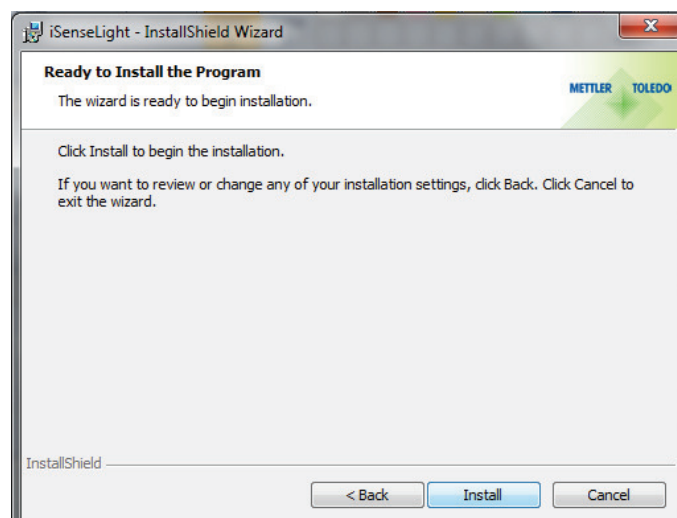

点击 OK:

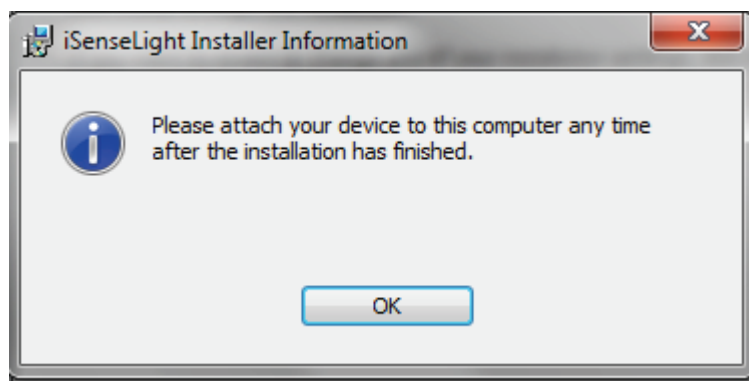

点击 Finish，安装完成。

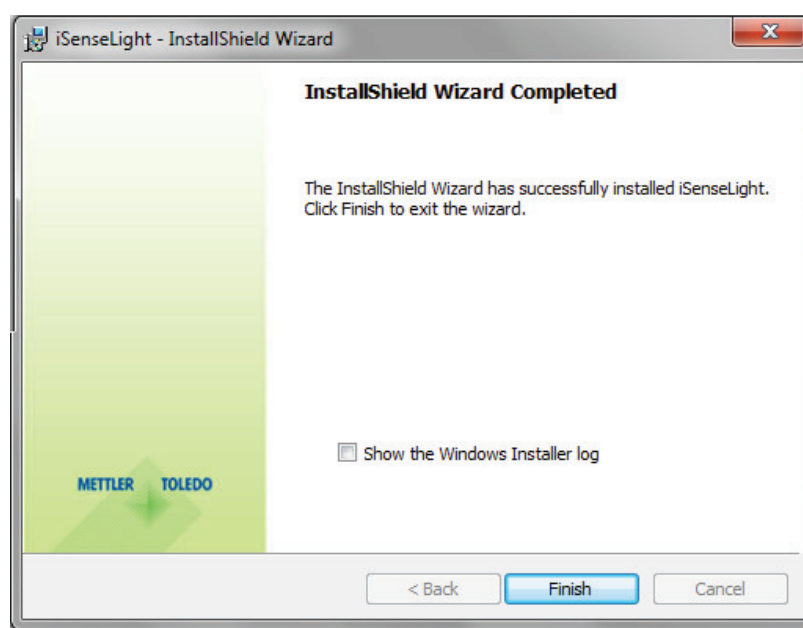

3. 如何使用 iSenseLight 软件

✧ 安装软件，方法如上所示。

注意：电脑安装有权限限制的用户需要将电脑权限设置为管理员，然后进行安装。

✧ 连接 iLink 电缆和 USB 接口

✧ 启动 iSenseLight 软件

✧ 连接电缆线和传感器

✧ 点击软件右上方的  - 按钮进行配置

a. 定义 pH, DO 和 GPO 标准设置

b. 选择合适的缓冲溶液组别

c. 选择所需的默认设置

d. 如果传感器不能自动识别，请选择其他 USB 接口。光学氧传感器连接后需要在 iLinkPort selection 选项中选择合适的 com 接口，否则将无法识别