



## Facile accesso alla pesata

**Tenere premuto** → **PESATURA** → 0.00 g  
 Attivare l'applicazione di pesata  
 • Annullare l'applicazione in corso

**Tara**  
**→0/T←** → 0.00 g  
 121.01 g  
 0.00<sup>Net</sup> g  
 Premere leggermente

**Cambio unità**  
 22.00 g Unità 1  
 \* 22.00<sup>Mg</sup> M Richiama  
 • se attivata  
 0.78 oz Unità 2  
 • se attivata  
 • se diversa dall'Unità 1  
 Premere leggermente

## Accesso rapido all'applicazione

**F1** → **FORMULA** → 0.00 g  
 Eseguire l'applicazione F1 assegnata..  
 Impostazione di fabbrica: "Formulazione"

**F2** → **CONTEGG.** → F155810PCS  
 Eseguire l'applicazione F2 assegnata..  
 Impostazione di fabbrica: "Conteggio pezzi"

**F3** → **VERIFICA** → IMP. NOM.  
 Eseguire l'applicazione F3 assegnata..  
 Impostazione di fabbrica: "Pes. controllo"


**Impostazioni applicazione**  
**N.B.:**  
 C'è un **timeout** per la procedura di impostazione. La bilancia ritorna sull'**ultima applicazione attiva**.

## Accesso diretto alla regolazione

**Premere leggermente** → **REG. EST.**  
 Eseguire la procedura di regolazione (calibrazione) predefinita  
**Impostazione di fabbrica:** regolazione interna

**Procedura di regolazione esterna**  
 1000.00 g  
 0.00 g  
 REG. ESEG.  
 0.00 g  
 Premere leggermente

## Tasti di funzionamento

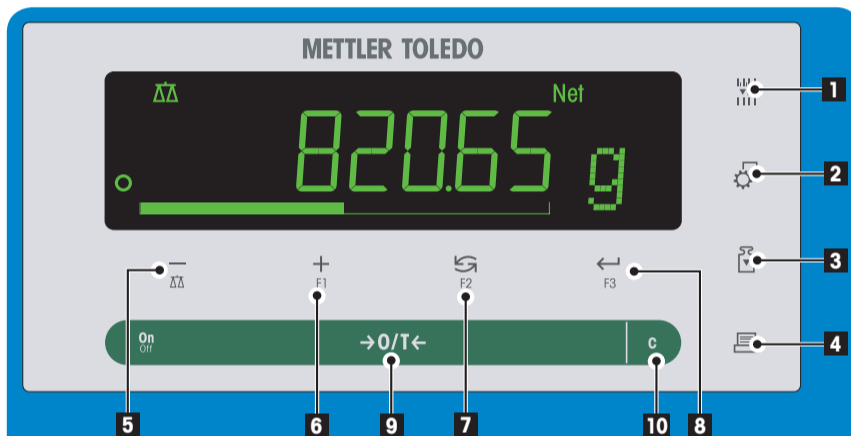

| Funzioni chiave |                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.             | Tasto                         | Premere leggermente (meno di 1.5 s)                                                                                                                                                                                                                   | Tenere premuto (più di 1.5 s)                                                                                                                                                                                                                            |
| 1               |                               | • Per cambiare la risoluzione del display (funzione 1/10d) mentre l'applicazione è in corso                                                                                                                                                           | nessuna funzione                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2               |                               | • Accedere al ed uscire dal menù (impostazioni di parametro)                                                                                                                                                                                          | nessuna funzione                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3               |                               | • Effettuare la procedura di regolazione predefinita                                                                                                                                                                                                  | nessuna funzione                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4               |                               | • Stampare il valore visualizzato<br>• Stampare le impostazioni del menù<br>• Trasferire dati                                                                                                                                                         | nessuna funzione                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5               |                               | • Per tornare a navigare (scorrere verso l'alto) nei temi e nelle selezioni del menù<br>• Diminuire i parametri (numerici) nel menù e nelle applicazioni                                                                                              | • Per selezionare l'applicazione di pesata<br>• Diminuire i parametri (numerici) nel menù e nelle applicazioni rapidamente                                                                                                                               |
| 6               |                               | • Per continuare a navigare (scorrere verso il basso) nei temi e nelle selezioni del menù<br>• Aumentare i parametri (numerici) nel menù e nelle applicazioni                                                                                         | • Per selezionare l'applicazione F1 assegnata ed inserire le impostazioni di parametro dell'applicazione<br>• Assegnazione predefinita all'applicazione F1: formulazione<br>• Aumentare i parametri (numerici) nel menù e nelle applicazioni rapidamente |
| 7               |                               | • Con le voci: scorrere verso il basso<br>• Per navigare nei temi e nelle selezioni del menù<br>• Per scegliere tra l'unità 1, il valore di richiamo (se selezionato), l'unità 2 (se diversa dall'unità 1) e l'unità di applicazione (se disponibile) | • Per selezionare l'applicazione F2 assegnata ed inserire le impostazioni di parametro dell'applicazione<br>• Assegnazione predefinita all'applicazione F2: conteggio pezzi                                                                              |
| 8               |                               | • Per accedere a ed uscire da una selezione del menù (da / a un tema del menù)<br>• Per accedere ai parametri dell'applicazione e passare al parametro successivo<br>• Per memorizzare il parametro                                                   | • Per selezionare l'applicazione F3 assegnata ed inserire le impostazioni di parametro dell'applicazione<br>• Assegnazione predefinita all'applicazione F3: Pes. controllo                                                                               |
| 9               | <b>ON/OFF</b><br><b>→0/T←</b> | • Accensione<br>• Zero/Tara                                                                                                                                                                                                                           | • Spegnimento                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10              | <b>c</b>                      | • Annullare e uscire dal menu senza salvare (un'operazione precedente del menu)                                                                                                                                                                       | nessuna funzione                                                                                                                                                                                                                                         |

## Quadro del display

**Icone delle applicazioni** | **Icone di stato**

**Campo valore di peso** | **Icone di stato**

| Icone delle applicazioni |                                            | Icone di stato |                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
|                          | Blocco menù                                | <b>M</b>       | Indica i valori memorizzati (memoria)                      |
|                          | Impostazioni di menù attivato              | <b>Net</b>     | Indica i valori di peso netto                              |
|                          | Applicazione "Pesata"                      |                | Regolazioni (calibrazione) avviate                         |
|                          | Applicazione "Conteggio pezzi"             | <b>FACT</b>    | FACT attivato                                              |
|                          | Applicazione "Pes. controllo"              |                | Modo diagnostico & Applicazione "Test di routine" attivato |
|                          | Applicazione "Statistiche"                 |                | Avviso di assistenza tecnica                               |
|                          | Applicazione "Formulazione / Totale netto" |                | Suono che indica l'attivazione di un tasto premuto         |
|                          |                                            | <b>W1</b>      | Campo di pesata 1 (solo modelli Dual Range)                |
|                          |                                            | <b>W2</b>      | Campo di pesata 2 (solo modelli Dual Range)                |

| Campo unità |                                                                                                             | Campo valore di peso |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|             | Simboli relativi alle unità di pesata:<br><b>g</b> grammo<br><b>kg</b> chilogrammo<br><b>mg</b> milligrammo |                      | Indica valori negativi                                |
|             | >> Selezione disponibile                                                                                    |                      | Indica valori instabili                               |
|             |                                                                                                             |                      | Indica valori calcolati                               |
|             |                                                                                                             |                      | Indica cifre non certificate (solo modelli approvati) |

| Sistema ausiliare di pesata |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                             | Fa riferimento al peso target o nominale  |
|                             | Fa riferimento al limite di tolleranza T+ |
|                             | Fa riferimento al limite di tolleranza T- |

## Mapa del menù

- Accedere al menù
- Memorizzare e uscire dal menù

### Funzionamento del menù

- Scorrere verso il basso

- Confermare la selezione o accedere al menù
- Eseguire l'impostazione

- Scorrere verso l'alto

- Indietro
- Uscire dal menù senza memorizzare

### Menù principale

- BASE** >> Menù base
- AVV. AZIATE** >> Menù avanzato
- INTERF.** >> Menù interfaccia
- PROTEGGI** >> Protezione

### Menù base

- | Tema               | Selezione                            |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>DATA</b> >>     | 01.01.2008                           |
| <b>ORA</b> >>      | +1 ORA<br>-1 ORA<br>IMP.ORA >> 12:00 |
| <b>UNITA 1</b> >>  | g<br>kg                              |
| <b>UNITA 2</b> >>  | g<br>mg<br>NO                        |
| <b>T. SEGN.</b> >> | MEDIO<br>ALTA<br>SPENTO<br>BASSO     |
| <b>S. STAB</b> >>  | BASSO<br>MEDIO<br>ALTA<br>SPENTO     |
| <b>RZZERAM.</b> >> | NO?<br>SI?                           |

### Menù avanzato

- | Tema                | Selezione                                   |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>MODIPESAT</b> >> | UNIVERS.<br>DOSAGGIO                        |
| <b>AMBIENTE</b> >>  | STANDARD<br>INSTAB.<br>STABILE              |
| <b>CAL</b> >>       | REG.INT.<br>REG.EXT >> 200.00 g<br>REG.DIS. |
| <b>REG.CLF</b> >>   | ESEGUI<br>RZZERAM. >> NO?<br>SI?            |
| <b>FACT</b> >>      | ORA >> 12:00<br>SPENTO                      |
| <b>ST. FACT</b> >>  | ACCESO<br>SPENTO                            |

### Legenda

- Impostazione di fabbrica
- Non disponibile nei modelli approvati
- Non disponibile nei modelli approvati (tranne i modelli con classe di precisione OIML 1)
- Per lo Schermo 2, impostazioni sono automaticamente impostati

Software versione V2.20

- | Tema                | Selezione                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F. DATA</b> >>   | GG.MM.AA<br>MM/GG/AA<br>A-MM-GG<br>G.MMM.AA<br>MMM.G.AA                                                               |
| <b>FORM. ORA</b> >> | 24.MM<br>12.MM<br>24.MM<br>12.MM                                                                                      |
| <b>RICHIAMA</b> >>  | SPENTO<br>ACCESO                                                                                                      |
| <b>SPENTO</b> >>    | SP. AUT. 10min<br>SP. AUT. -<br>SP. AUT. 2min<br>SP. AUT. 5min                                                        |
| <b>RETROILL.</b> >> | L POS ON<br>L POS 30 s<br>L POS 1 min<br>L POS 2 min<br>L POS 5 min                                                   |
| <b>VISUAL.</b> >>   | LUMINOS. >> 50 %<br>CONTR. >> 75 %                                                                                    |
| <b>AUTORIZZ.</b> >> | ACCESO<br>SPENTO                                                                                                      |
| <b>IMP. ZERO</b> >> | 21.00 g                                                                                                               |
| <b>LINGUA</b> >>    | ENGLISH<br>DEUTSCH<br>FRANCAIS<br>ESPANOL<br>ITALIANO<br>RUSSIAN<br>POLSKI<br>CESKY<br>MAGYAR<br>NEJERL.<br>BR.PORTUG |
| <b>RSS : F1</b> >>  | FORMULA<br>CONTEGG.<br>VERIFICA<br>STAT                                                                               |
| <b>RSS : F2</b> >>  | CONTEGG.<br>VERIFICA<br>STAT<br>FORMULA                                                                               |
| <b>RSS : F3</b> >>  | VERIFICA<br>STAT<br>FORMULA<br>T. ROUT.<br>CONTEGG.                                                                   |
| <b>DIAGNOSI</b> >>  | T. RIPET.<br>VISUAL<br>TASTO T<br>T. CAL. M.<br>CRON. 3 IL.<br>CRON. REG.<br>INFO 3 IL.<br>FORNIT.                    |
| <b>ICONARSS</b> >>  | ACCESO<br>SPENTO                                                                                                      |
| <b>RST. DATA</b> >> | NO?<br>SI?                                                                                                            |

### Menù interfaccia

- | Tema                 | Selezione                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RS232</b> >>      | STAMP >><br>ST. STAB<br>ST. AUTOM.<br>ST. TUTTO<br>ST. STAB<br>ST. AUTOM.<br>ST. TUTTO<br>INV. DIS.<br>INV. ID ST.<br>INV. CONT.<br>INV. AUT.<br>INV. T. |
| <b>2. SCHERM.</b>    |                                                                                                                                                          |
| <b>TITOLO</b> >>     | NO<br>DATA/ORA<br>D/O/3 IL                                                                                                                               |
| <b>SING</b> >>       | NETTO<br>L/T/N                                                                                                                                           |
| <b>L.FIAMA</b> >>    | APAGATO<br>ACTIVO                                                                                                                                        |
| <b>SALTO</b> >>      | 0                                                                                                                                                        |
| <b>STMPZERO</b> >>   | APAGATO<br>ACTIVO                                                                                                                                        |
| <b>IMPCOM</b> >>     | MT-SICS<br>MT-PM<br>SART                                                                                                                                 |
| <b>T.RAUI</b> >>     | 9600<br>4800<br>600 ... 38400                                                                                                                            |
| <b>BIT/PAR</b> >>    | 8/NO<br>7/NO<br>7/MARK<br>7/SPACE<br>7/PARI<br>7/DIR                                                                                                     |
| <b>STOPBIT</b> >>    | 1 BIT<br>2 BITS                                                                                                                                          |
| <b>SINCRON.</b> >>   | ON/OFF<br>RTS/CTS<br>SPENTO                                                                                                                              |
| <b>F.L. RS232</b> >> | (CR):(LF)<br>(CR)<br>(LF)<br>(TAB)                                                                                                                       |
| <b>CAR. RS</b> >>    | 13M/DOS<br>ANSI/WIN                                                                                                                                      |
| <b>USB</b> >>        | PC-DIR >><br>HOST >><br>ST. STAB<br>ST. AUTOM.<br>ST. TUTTO<br>INV. DIS.<br>INV. ID ST.<br>INV. CONT.<br>INV. AUT.<br>INV. T.                            |
| <b>ICOMUS</b> >>     | MT-SICS<br>MT-PM<br>SART                                                                                                                                 |
| <b>F.L. USB</b> >>   | (CR):(LF)<br>(CR)<br>(LF)<br>(TAB)                                                                                                                       |
| <b>CAR. USB</b> >>   | ANSI/WIN<br>13M/DOS                                                                                                                                      |
| <b>INTERV.</b> >>    | 0 s                                                                                                                                                      |

### Protezione

- | Tema               | Selezione        |
|--------------------|------------------|
| <b>PROTEGGI</b> >> | SPENTO<br>ACCESO |

www.mt.com/pharmacy

Per maggiori informazioni

Mettler-Toledo AG  
Laboratory Weighing  
CH-8606 Greifensee, Svizzera

Soggetto a modifiche tecniche  
© Mettler-Toledo AG 01/2014 11781385B it



\* 1 1 7 8 1 3 8 5 \*