
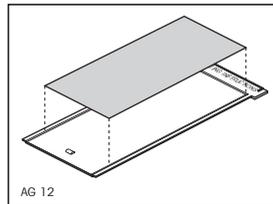


Colocar las instrucciones de manejo resumidas

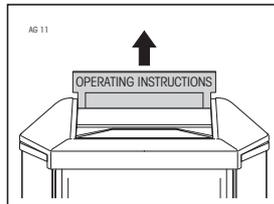

Ver instrucciones de manejo, pág. 14, capítulo 2.5

Para más información consulte las Instrucciones de manejo

Activar

Desactivar

pulsación larga

Cambiar campo de pesada 1)

Cambiar unidad de pesada

Ajustar adaptador 2)

Adaptador de vibración 3)

	2	entorno normal *
	3	entorno inestable
	1	entorno muy estable

Adaptador de proceso de pesada 3)

	2	ajuste universal *
	3	pesada absoluta
	OFF	aplicaciones especiales
	1	dosificación fina

Repetibilidad 3)


	Good	buena *
	bEttEr	muy buena
	bEST	máxima
	Std	normal

Opciones de ajuste 3)

Notas

* Ajuste de fábrica

- 1) Conexión del campo fino en la AG135, AG285.
- 2) En el capítulo 4 de las instrucciones de manejo se encuentran notas detalladas sobre los adaptadores de vibración y de proceso de pesada y sobre la repetibilidad.
- 3) Seleccionar el ajuste adecuado con:

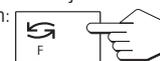

© Mettler-Toledo GmbH 2001 11780190A Printed in Switzerland 0102/7.14

Mettler-Toledo GmbH, Laboratory & Weighing Technologies, CH-8606 Greifensee, Switzerland, Phone +41-1-944 22 11, Fax +41-1-944 30 60, Internet: <http://www.mt.com>

Reservadas las modificaciones técnicas.