



Conexión/desconexión del funcionamiento de ventanillas totalmente automático

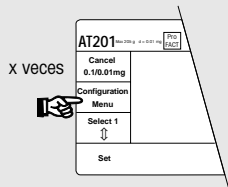


door Auto

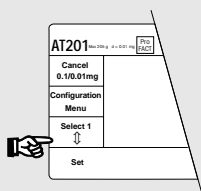


door Std

door Auto

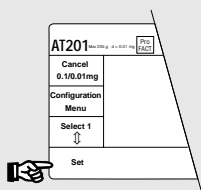


Impresión del resultado de pesada

12.6433 g

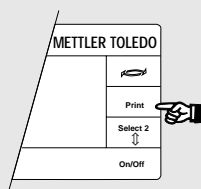


12.6433

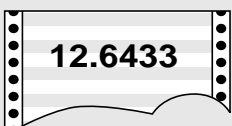


12.6433 g

Conmutación de la unidad de pesada

82.64315 g

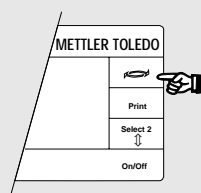

82643.15 mg

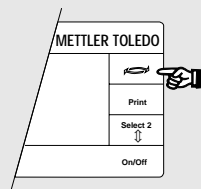


82.64315 g


Cambiando la segunda unidad de pesada puede Vd. conmutar entre otras unidades de peso (por ejemplo g ↔ oz).

Conmutación de la precisión de inticación

12.6433 g

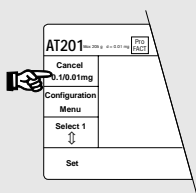



12.64327 g

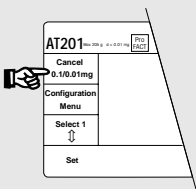

12.6433 g

Sólo en balanzas semi-micro y balanzas DeltaRange®, y hasta un valor límite que depende del modelo.

Ajuste del adaptador del proceso de pesada (adaptación al tipo de pesada)

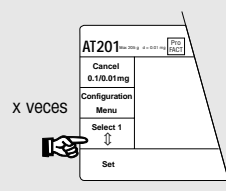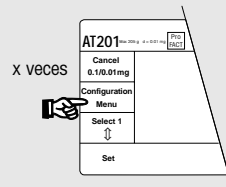


Dosificación precisa




Ajuste universal

Pesada absoluta

Aplicaciones especiales

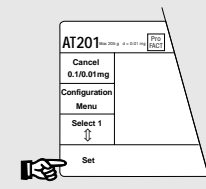


Ajuste del adaptador de vibración (adaptación a las condiciones ambientales)

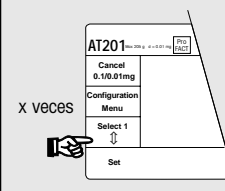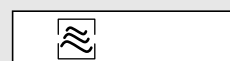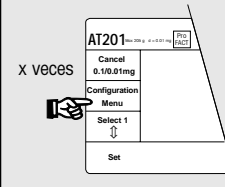

Entorno muy tranquilo


Condiciones ambientales normales

Entorno inestable

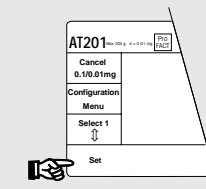

Reservadas las modificaciones técnicas

Resumen del programa

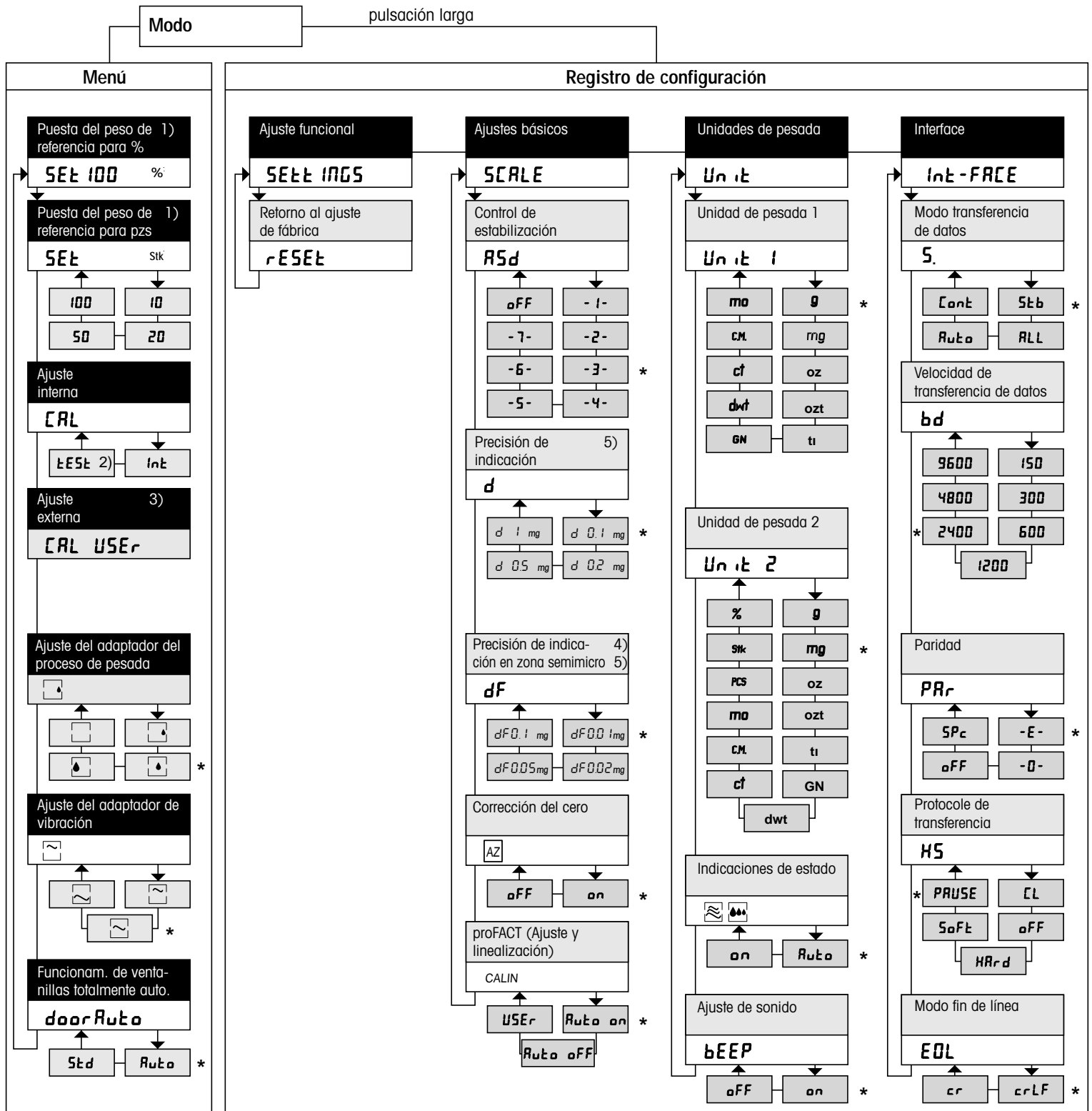

Menú	
Menu	Elección del menú Elección de los puntos de menú
Select 1	Elección de los ajustes
Cancel	Anulación de los cambios y retorno al modo pesada
Set	Memorización del menú y retorno al modo pesada
Set	Desactivación de la balanza por pulsación hacia arriba

Registro de configuración	
Configuration	Elección del registro de configuración Elección de los sectores
Select 1	Elección de los parámetros
Select 2	Elección de los ajustes
Cancel	Anulación de los cambios y retorno al modo pesada
Set	Memorización de la configuración y retorno al modo pesada

- Sólo aparece cuando en el registro de configuración está ajustada la unidad de pesada 2 en tanto por ciento (%) o piezas (Stk ó PCS).
 - Sólo aparece cuando en el registro de configuración está ajustada la el ajuste interno (Auto Off).
 - Sólo aparece cuando en el registro de configuración está ajustada la el ajuste externo (USER).
 - Sólo aparece en balanzas semimicro y DeltaRange®.
 - En la AT20 aparece:
d = 0.01 mg*, 0.02 mg, 0.05 mg, 0.1 mg / dF = 2 µg*, 5 µg, 10 µg
En la AT460 DeltaRange® aparece:
d = 1 mg*, 2 mg, 5 mg, 10 mg / dF = 0.1 mg*, 0.2 mg, 0.5 mg, 1 mg
- * Ajuste de fábrica