


## Instrucciones de manejo resumidas para balanzas PG/SG

Para más información consulte las Instrucciones de manejo




### Activar

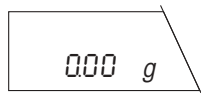


### Desactivar




### Cambiar campo de pesada

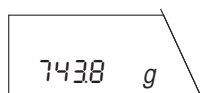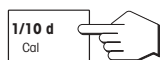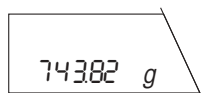

### Cambiar unidad de pesada

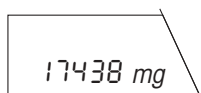


### Ajustar adaptador 2)

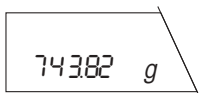

### Adaptador de vibración 3)

- 2 entorno normal \*
- 3 entorno inestable
- 1 entorno muy estable

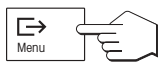

### Adaptador de proceso 3) de pesada

- 2 ajuste universal \*
- 3 pesada absoluta
- OFF aplicaciones especiales
- 1 dosificación fina








### Repetibilidad 3)

- Good buena \*
- bEttEr muy buena
- bEst máxima
- Std normal




### Ajuste con la pesa interna \*

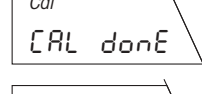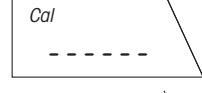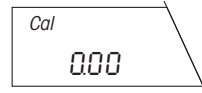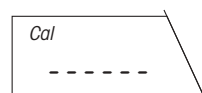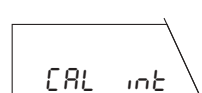

### Notas

\* Ajuste de fábrica

- 1) Varía según el modelo de balanza. Se dan detalles en el apartado 3.5 de las instrucciones de manejo.
- 2) En el capítulo 4 de las instrucciones de manejo se encuentran notas detalladas sobre los adaptadores de vibración y de proceso de pesada y sobre la repetibilidad.
- 3) Seleccionar el ajuste adecuado con:
 
- 4) La balanza le pide un ajuste o comprobación por medio de un «Cal» parpadeante en el visor.



P11780052

© Mettler-Toledo GmbH 2001 11780052 Printed in Switzerland 0102/7.14

Reservadas las modificaciones técnicas.

Mettler-Toledo GmbH, Laboratory & Weighing Technologies, CH-8606 Greifensee, Switzerland  
Phone +41-1-944 22 11, Fax +41-1-944 30 60, Internet: <http://www.mt.com>