

## De nieuwe generatie pipetbeheer Met RFID heeft elke pipet een eigen identiteit




### Scan uw pipet

LabX gebruikt de RFID-lezer om de gegevens van de pipet te bekijken. Eenmaal gescand, geeft LabX het complete profiel van de pipet weer, inclusief serienummer, productiedatum, de volgende kalibratiedatum en alle overige unieke kenmerken van de pipet.



### Creëer aangepaste profielen

U kunt unieke kenmerken toekennen (zoals gebruiker, lab, inventarisnummer, enz.) met de 12 instelbare gegevens-velden van LabX. Dankzij de snelle toegang tot de kalibratie- en onderhoudsgegevens van elke pipet, wordt de kans op dubbel werk als gevolg van ondermatige prestatie of naleving gereduceerd.

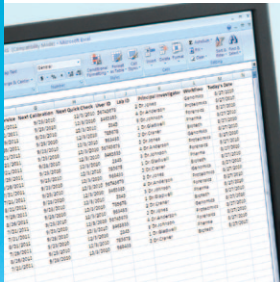

### Exporteer uw gegevens

Met LabX kunt u gegevens in een Microsoft Word-, Excel- of tekstbestand exporteren voor eenvoudige integratie met andere managementsystemen.



**LabX**

### LabX: een pipetinnovatie

Behalve de levering van consistente, nauwkeurige resultaten, helpen RFID-tags op de Pipet-Lite XLS u bij het beheer van kalibratiegegevens en werkstromen om uw efficiëntie te optimaliseren.



### RFID-lezer en LabX™ software Eenvoudig pipetbeheer

Radio Frequency Identification (RFID) innoveert de manier waarop laboratoria hun apparatuur traceren. De Pipet-Lite XLS is de eerste pipet ter wereld die is uitgerust met een RFID-tag. U hebt niets anders nodig dan een RFID-lezer en onze LabX Direct Pipette-Scan software, om deze belangrijke hulpmiddelen goed te beheren.

- Scan de kalibratie- en onderhoudsdata van een pipet door de pipet op de RFID-lezer te plaatsen.
- Creëer een speciaal profiel voor elke pipet en sla deze informatie direct op de RFID-tag van de pipet op.
- Integreer uw LabX-gegevens met de activa- en kalibratiebeheertoepassingen van derden (LabX-gegevens worden eenvoudig geëxporteerd als Microsoft Excel-, Word- of tekstbestanden).

# LabX Direct Pipette-Scan™ software en RFID-lezer

## Werkstroomverbetering




- Snelle controle van uw RFID-pipet:
  - Kalibratiedatum
  - Onderhoudsdatum
  - Model- en serienummers
  - Lab en/of gebruiker
  - Alle gegevens die u hebt ingesteld
- 12 instelbare velden zorgen voor optimale flexibiliteit
- Stand voor 'alleen lezen' zorgt ervoor dat de pipetgegevens niet worden overschreven
- Onderhoudskalibratiegegevens zijn altijd beschermd

## Profiteer van uw pipetgegevens

- LabX-gegevens worden eenvoudig geëxporteerd in een Microsoft Excel-, Word, of tekstbestand
- Upload gegevens naar een extern kalibratie/asset management systeem

## Overige kenmerken

- Ondersteunde talen: Chinees, Deens, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Zweeds
- Ondersteunt Microsoft Windows XP/Vista/7

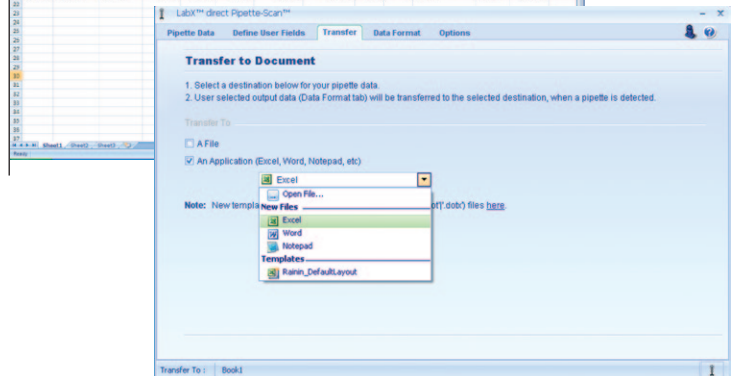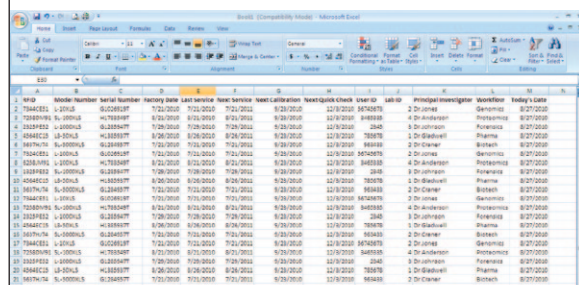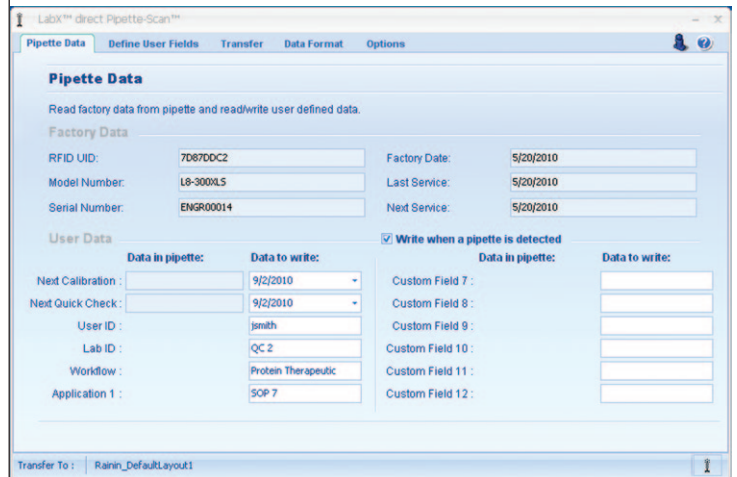

## Technische gegevens

### Bestelinformatie

| Cat. nr.   | Onderdeel-nr. | Beschrijving  |
|------------|---------------|---|
| RFID-KIT   | 17011966      | De RFID-kit van Rainin bestaat uit de RFID-lezer en LabX Direct Pipette-Scan software |
| RFID-RDR   | 17011964      | RFID-lezer van Rainin   |
| LabX-Pipet | 17011965      | LabX Direct Pipette-Scan software   |

### Technische specificaties

| Functie                                   |   |
|---|---|
| RFID-lezer lezen/schrijven bedrijfsbereik | Tot 5 cm vanaf de RFID-tag van de pipet |
| Interface                                 | USB-HID                                 |
| Compatibiliteit                           | Alleen pc (Windows-USB)                 |
| Bedrijfstemperatuur (omgeving)            | -10 °C tot 55 °C                        |
| Voetafdruk                                | 8 cm x 8 cm                             |

RAININ, Pipet-Lite, XLS, Pipette-Scan en Pipetting 360° zijn handelsmerken van Rainin Instrument, LLC. LabX is een handelsmerk van METTLER TOLEDO Corporation. Windows, Excel en Word zijn handelsmerken van Microsoft Corporation.



Kwaliteitscertificaat ISO9001  
Milieucertificaat ISO14001

Technische wijzigingen voorbehouden  
© 12/2010 Mettler-Toledo AG  
Gedrukt in Zwitserland 17700524  
Marketing RAININ Europe  
Global MarCom Switzerland  
Gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.

[www.mt.com/rainin](http://www.mt.com/rainin)

Meer informatie