



機器のオン、オフ

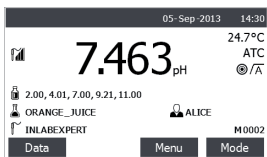

機器の電源を入れるにはOn/Offスイッチを押して、放します。電源を切るにはOn/Offを、2秒間ほど押し、放します。


モードの変更

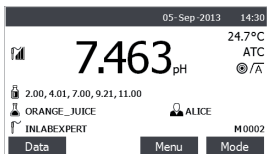


「モード」を押すと、表示される単位がpH、mV、rel. mV。

pHの校正

pHモードに切り替えます。

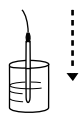


電極を最初のpH標準液に挿入しCalボタンを押します。

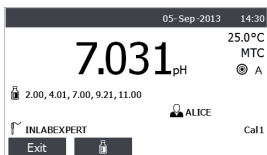


Aが点滅します。測定中です。




必要に応じてpHバッファグループを変更します。

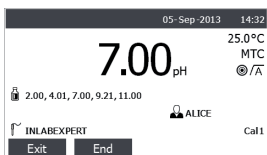

√A
値が安定

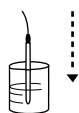


電極を二番目のpH標準液に挿入しCalボタンを押します。

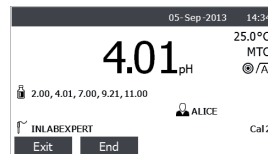

√A
値が安定


終了を押して校正を終了するか、3点目の標準液に電極を入れ、操作を繰り返します。

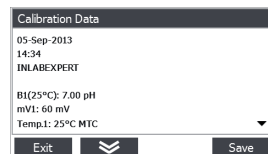


校正結果

保存を押して、校正結果を保存します。

表示の切り替え

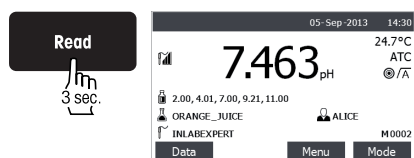


すべての情報を表示します。Readボタンを長押し（3秒）することで、表示の切り替えが出来ます。

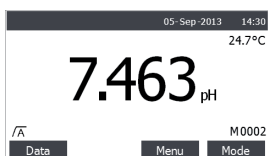


最も重要な情報だけを表示します。(uFocus™)


測定の実施

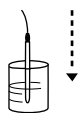

電極をサンプルに挿入しReadボタンを押します。


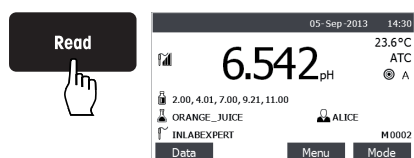


Aが点滅します。測定中。

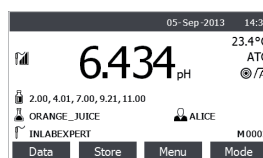


√
値が安定
終点のタイプは、メニュー設定で自動、手動、時間に設定できます。

測定データの保存

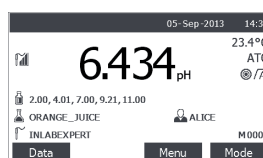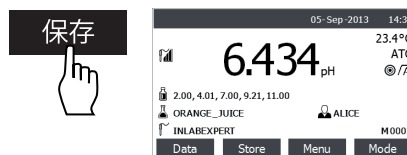

保存番号は1刻みで増加します。
注意：メモリへの自動保存は、メニューで設定できます。

メニュー設定

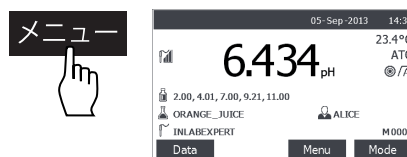

メニュー設定に入るにはメニューボタンを押します。ユーザーID、サンプルID、センサーIDなどを設定できます。

Mettler-Toledo AG, Analytical
CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland
Tel. +41 (0)44 806 77 11
Fax +41 (0)44 806 73 50
www.mtf.com/pH

技術的な変更が加えられる可能性があります。
© Mettler-Toledo AG 02/2014
30130406A

