


## 기기 켜기/끄기



기기를 켜려면 버튼을 눌렀다 놓고, 기기를 끄려면 버튼을 2초 동안 눌렀다 놓으십시오.


## 모드 변경

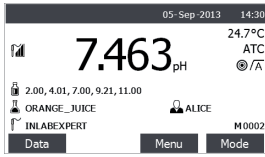

MODE를 누르면 모드가 pH, mV, rel. mV.

## pH 캘리브레이션 수행

pH 모드로 변경하십시오.

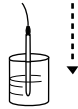


전극을 첫 번째 pH 버퍼에 삽입하십시오.




A 점멸: 측정 중




필요 시 pH 버퍼 그룹을 변경하십시오.

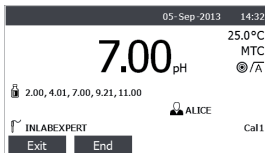

√A 값 안정적

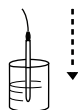


전극을 두 번째 pH 버퍼에 삽입하십시오.

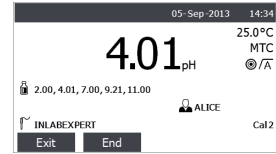

√A 값 안정적


END를 눌러 캘리브레이션을 종료하거나 Multi-point 캘리브레이션을 위한 마지막 단계를 반복하십시오.

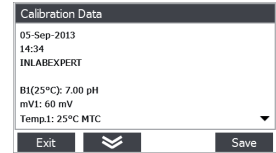


캘리브레이션 결과.

SAVE를 눌러 캘리브레이션을 저장하십시오.

## 디스플레이 보기 변경

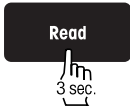


전체 정보를 표시합니다.

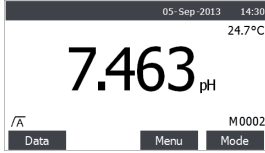


가장 중요한 정보만 표시합니다. (uFocus™)


## 측정 수행

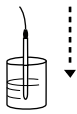

전극을 샘플에 삽입하십시오.

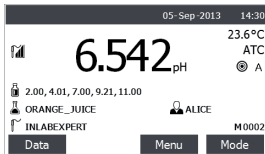



A 점멸: 측정 중

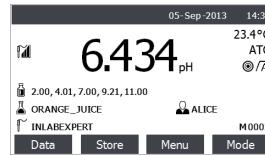

√ 값 안정적

메뉴 설정에서 Endpoint 타입을 Auto, Manual 또는 Timed로 설정할 수 있습니다.


## 측정 데이터 저장

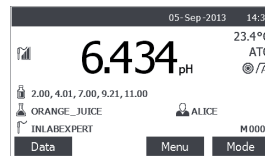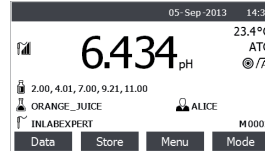

저장 번호가 증가합니다.

주의: 설정 메뉴에서 메모리로 자동 저장 기능을 켤 수 있습니다.

## 메뉴 설정

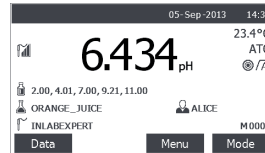

버튼을 누르면 메뉴 설정으로 들어가 사용자 ID, 샘플 ID, 센서 ID 등을 입력할 수 있습니다.

Mettler-Toledo AG, Analytical  
CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland  
Tel. +41 (0)44 806 77 11  
Fax +41 (0)44 806 73 50  
www.mt.com/pH

기술적 무단 변경을 금지합니다.  
© Mettler-Toledo AG 02/2014  
30130406A

