



1.	소개	. 3
2.	설치	. 3
3.	사전 교정된 pH 일회용 센서의 데이터 입력: 기울기 및 영점 (오프셋)	. 4
4.	공정 교정	. 6
5.	pH 유리 멤브레인 파손 - 경보 활성화	. 9

소개

1.

메틀러 토레도 InSUS™ pH 센서는 통합된 Pt 1000 온도 프로브가 있는 아날로그, 감마선 및 X-Ray 조사 멸균 가능하고 사전 교정된 일회용 pH 센서입니다. 오류를 최소화하기 위해 시운전 하기 전에 이 지침을 주의 깊게 읽어주십시오. 작동은 센서 작동 지침을 읽고 이해한 숙련된 인 력 및 직원에 의해서만 수행되어야 합니다.



그림 1: InSUS pH 센서 (예)

번호 설명

- 1 VP 커넥터
- 2 기울기, 영점(오프셋) 및 센서 일련 번호

설치

VP6 케이블을 사용해 센서를 pH 트랜스미터에 연결하십시오. 케이블 또는 트랜스미터와 함께 제공되는 연결 정보를 준수하고, 통합 **Pt 1000** 온도 프로브가 있고 **용액 접지가 없는** pH 센서 의 배선 지침을 따르십시오. M300 또는 M400 트랜스미터 설명서의 지침에 따라 Pt 1000 온도 프로브가 있는 아날로그 pH/ORP 센서의 측정 채널을 구성합니다.

3.

사전 교정된 pH 일회용 센서의 데이터 입력: 기울기 및 영점 (오프셋)

- 3.1 M300 / M400 트랜스미터가 측정 모드인 경우 교정 아이콘을 선택하여 교정 메뉴로 이동 합니다.
- 3.2 교정 센서 선택



3.3 2-channel 트랜스미터에만 해당되는 측정 채널을 선택합니다.

All CAL Calibrate Sensor					
Chan	✓ CHAN_1				
Unit	CHAN_2				
Method	1-Point				
Options	Options				
Verify	Edit	Cal			

3.4 Edit(편집) 키를 누릅니다.

\CAL \ Calibrate Sensor					
Chan	Ch1 pH/ORP				
Ling	Slope	-59.100	m∿//pH		
Unit	Offset	0.0000	mi√		
Metho	Temp Slope	1.0000	ĺ		
Option	Temp Offset	0.0000	ĺ		
	Cancel <	(1/2 > [Save		
			4		

3.5 센서 라벨(그림 1) 또는 센서 품질 인증서에 있는 기울기 및 영점(오프셋) 값을 찾아 데이 터 입력에 사용하십시오. 기울기 값을 누르고 키를 사용하여 mV/pH 값을 편집하십시오.
 참고: 기울기 값이 %로 표시되는 경우 U 키를 눌러 단위를 mV/pH로 변경하십시오.

Edit Slope ESC				
- 58 . 500				і∿∕рН
1	2	3	+/-	U
4	5	6		Clear
7	8	9	0	ок

3.6 OK(확인)를 누르고 오프셋 값을 눌러 영점(오프셋)으로 계속 진행합니다.

<u> </u>						
Chan	Ch1 pH/ORP	Edit	idit			
Lina	Slope	-59.100	mî√/pH			
Unit	Offset	0.0000	рН			
Metho	Temp Slope	1.0000	Ì			
Option	Temp Offset	0.0000	Ì			
\ \	Cancel <	(1/2 >	Save			
			1	5		

3.7 오프셋 값을 편집합니다. 참고: 오프셋 값이 mV로 표시되는 경우 U 키를 눌러 단위를 pH로 변경하십시오.

Edit Offset					
7.12					
1	2	3	+/-	U	
4	5	6		+	
7	8	9	0	ОК	

3.8 **OK**(확인)를 누른 다음 Save(저장)를 눌러 기울기 및 오프셋 데이터를 적용하고 이전 교정 데이터를 덮어쓰기합니다.



경고 메시지가 화면에 나타나는 경우, 이 가이드의 5장에 설명된 대로 ISM /센서 경보 설 정을 확인하십시오

4. 공정 교정

최고의 측정 정확도를 위해서는 위에서 설명한 대로 공장 교정 데이터를 입력한 후 공정 교정을 수행해야 합니다. 공정 교정에서 오프라인 순간 시료 채취의 pH 값을 사용하여 인라인 측정을 순간 시료 채취의 pH 값으로 조정합니다. 이는 2단계 절차입니다. 1단계는 공정 교정을 시작하 고 순간 시료 채취를 하는 동안 현재 pH 값을 트랜스미터에 저장합니다. 2단계는 트랜스미터에 오프라인 값을 입력하는 것입니다.

센서 유형	최소 습식 시간
InSUS 307	20분
InSUS 307 XSL	120분
InSUS 310	120분

표 1

중요: 공정 교정 전에 이 센서는 표 1에 표시된 값보다 크거나 같은 시간 동안 공정 액체에 적셔 야 합니다.

4.1 측정 모드에 있는 동안 교정 메뉴로 가서 Calibrate Sensor(교정 센서)를 선택한 후 Process(공정)를 누릅니다.

\CAL \Calibrate Sensor					
Chan	✓ 1-Point				
Unit	2-Point				
Mathead	Process				
Ivietnod					
Options	Options				
Verify	Edit	Cal			

4.2 Cal(교정) 버튼을 누르고 공정에서 샘플을 채취한 후 Enter(입력) 키를 눌러 현재 측정값 을 저장합니다.

\CAL\Calibrate Sensor				
Chan	Chan Ch1 pH/ORP Process			
Chan	Press "Enter" to capture the measured			
Unit	value			
Metho	7.12 рн			
V	Cancel 🛁			

- 4.3 디스플레이에서 관련 채널을 선택하면 진행 중인 교정 공정을 표시하기 위해 측정 및 메뉴 화면에서 "P"가 깜박입니다.
- 4.4 샘플의 pH 값을 측정한 후 다시 측정 화면에서 교정 아이콘을 누릅니다. 샘플의 pH 값을 입력하고 **OK**를 누릅니다.

Edit Cal Point					
7.	рН				
1 2 3 +/-				U	
4	5	6		+	
7	8	9	0	ОК	

4.5 Next(다음) 버튼을 눌러 교정 결과의 계산을 시작합니다.



4.6 디스플레이에는 교정 결과로 인한 기울기와 오프셋에 대한 값이 나타납니다. SaveCal(교정 저장)을 눌러 적용하고 이전 교정을 덮어쓰기합니다.

	•			
0	Ch1 pH/0	ORP Process		
	Slope	99.9 %	-59.1 mMpH	
	Offset	7.15 pH	9.9 mV	
2	Cancel	SaveCal	ack	***
- 1		$\mathbf{\pi}$		

5. pH 유리 멤브레인 파손 - 경보 활성화

pH 유리 멤브레인 파손 감지는 트랜스미터의 경보 릴레이 중 하나에 연결할 수 있습니다. 이를 설정하면, 유리 멤 브레인의 저항이 5 MΩ 미만으로 떨어질 경우 알람이 활성화됩니다. pH 유리 멤브레인이 파손된 센서는 측정 용 도로 사용할 수 없습니다!

알람 설정 방법:

- 5.1 트랜스미터가 측정 모드인 경우, 구성 아이콘을 선택하여 구성 메뉴로 이동합니다.
- 5.2 **"ISM / Sensor 알람"** 누르기

lConfig		
ISM / Sensor Alarm	►	
Clean	•	
Display Setup	►	
Digital Inputs	•	
System	•	
< 214 >	IJ	

5.3 2-channel 트랜스미터에만 해당되는 측정 채널을 선택합니다. "Events"(이벤트)를 누릅니다.

Options	CHAN_1	Events			
Alarm Relay	#2	Normal			
Delay	1	sec			
Hold Relay	None				
		Ţ			

5.4 Rg Diagnostics(유리 저항 진단)을 활성화하고 Enter(입력) 키를 누릅니다.

<u>尙</u> い	CONFIG\ISM /	Sensor	Alarm	
Ontion	Events Option			
Alarm	Rg Diagnostics		\checkmark	H.
Alarm	Rr Diagnostics			H-1
Delay				
Hold R				
			<u> </u>	
				<u></u>

참고: InSUS 307 및 InSUS 310 pH 센서용 Rr 진단을 활성화하지 마십시오!

5.5 리턴 화살표를 두 번 누르고 Yes(예)를 눌러 변경사항을 저장합니다.



참고: Rg Diagnostics가 활성화된 경우, 공장 기울기 및 오프셋 데이터를 입력한 직후 측 정 화면 상단에 경고 표시가 나타납니다.

공정 교정이 수행되면 이 경고는 사라집니다.



예시: 측정 화면 상단에 경고 표시.

원하시는 정보는 www.mt.com/pro에서 확인할 수 있습니다.

메틀러 토레도의 공정 분석 웹 사이트에는 메틀러 토레도의 모든 제품과 서비스에 관한 방대한 양의 최신 정보가 포함되어 있습니다. 내용은 국가 별로 현지화되어 있으며 개개인의 선택에 맞게 맞춤화됩니다. 단순한 배치 로 원하는 정보와 기능들을 쉽게 찾을 수 있습니다.



- 최신 제품 개발에 대해 알 아보기
 무료 웹 세미나 등록
 제품과 서비스에 관한 추가 정보 요청
 빠르고 쉬운 견적 계산
 최신 백서 다운로드
 관련 산업의 사례 연구 읽기
 - 버퍼 및 전해질 용액 성적서
 - 액세스
 - 더 많은 자료 확인하기

www.mt.com/pro

자세한 정보 확인

메틀러 토레도 그룹 공정 분석 Im Hackacker 15 CH-8902 Urdorf

연락처: www.mt.com/pro-MOs

기술 변경에 따라 내용 변경 가능 © 01/2022 METTLER TOLEDO. All rights reserved UR1000ko C. eVersion 전용 MarCom Urdorf, CH