

适用于测试卤素水分测定仪的 创新参考物质



可靠的水分测试结果？ SmartCal帮助您实现

SmartCal提供一种快速和高效的方法来验证卤素水分测定仪的性能。SmartCal测试只需10分钟，并且作为定期测试通过相同方式进行。

使用SmartCal测试卤素水分测定仪，可确保结果的可靠性，并符合行业法规和公司审计的要求。经认证并可追溯的cSmartCal满足严格法规要求的行业的需求。

SmartCal – 获得可信赖的水分测试结果。

仅需10分钟 即可测试您的卤素水分测定仪

SmartCal确保精确的结果并提供无缝的QC结果记录。仅需简单的10分钟测试，您就可以确保仪器始终工作在合格的范围内。



经认证的cSmartCal用于严格法规要求的行业。对于所有严格法规要求的行业，推荐使用经认证的cSmartCal。为每个生产批次提供分析证书。证书均由位于柏林的独立的德国国家材料与测试研究所(BAM, www.bam.de)颁发。




仪器验证仅需三个步骤

SmartCal是一个创新的颗粒化测试物质。其至高灵敏度能够可靠地检测环境条件、不准确的加热或称量单元引起的不良影响。



简单快速的测试

该测试作为定期测试易于操作。只需将SmartCal倒入样品盘并启动测试。仅10分钟就可获得结果。

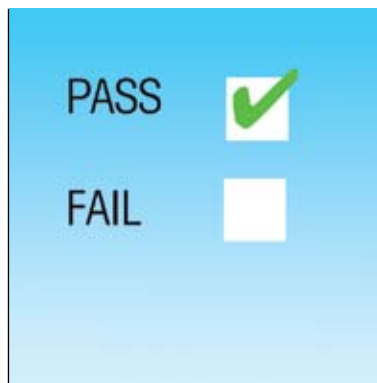

经验证的仪器

如果结果位于SmartCal控制极限值内，则卤素水分测定仪准备就绪。



避免审计人员的质疑

恰当的验证和无缝的结果记录确保正确的性能。



值得信赖的测试

SmartCal通过短短10分钟内即可检查位于QC实验室或者生产现场的卤素水分测定仪的性能。确保获得可以信赖的结果！

Routine Testing

Test Frequency Recommendation

Halogen Moisture Analyzer

Company: Mettler-Toledo AG	Department / Division: MacDermid Analytical / Art Director
Contact: Frank Bensch, James Bensch	Reference Code: 1000
Email: frank.bensch@mt.com	Sales Number: 12345678
Telephone: 0041 900 29 91	Location: 00000
24h Fax: 0041 900 29 91	State: None
ZIP Code / City: 8000 Greifensee	

Regular verification of the Halogen Moisture Analyzer is essential to ensure valid results and moisture quality. Based on your profile we recommend the following routine testing schedule.


Your Profile

Parameter	Your value
Company	Met
Department	Met
Application	Met
Industry	Met
Country	Met
Region	Met

Recommended Frequency of Testing

Baseline Test	Frequency
SmartCal™ Test	Daily
Standard Test	Weekly
Comparative Test	Monthly
Reference Test	Quarterly

For an explanation of the criteria used to determine this Test Frequency Recommendation please refer to the attached background information on routine testing of Moisture Analyzers.



METTLER TOLEDO

您是否进行了充分的测试？

或者可能测试的太多？

验证卤素水分测定仪性能的最佳频率取决于您特定的流程需求和工作环境。登录以下网站，获得免费个性化的，基于风险管理的测试建议



► www.mt.com/smartcal-frequency-recommendation

产品概述

cSmartCal™



经认证的cSmartCal包括12次和24次测试所需样品对于每个批次，分析证书都是位于柏林的独立的德国国家材料及测试研究所(BAM, www.bam.de)所颁布的。其规格优于标准SmartCal。

SmartCal™



标准SmartCal包括12次和24次测试所需样品，并附有梅特勒-托利多的产品证书。

StarterPac

首次使用cSmartCal或SmartCal，建议购买StarterPac初始包。StarterPac包含12次测试所需样品，以及所有测试所需要的附件，包括测试记录表、报告模板、温湿度计，验证文件等。

测试温度

cSmartCal和SmartCal可用于70°C至230°C之间的任何温度进行测试。梅特勒-托利多可提供70°C、100°C、130°C和160°C时测试的控制极限值。

控制极限值(以@ 100°C为例)

温度	cSmartCal	SmartCal
100°C	5.3 - 6.3 % MC	5.2 - 6.4 % MC

cSmartCal的控制极限值确保仪器的严格控制。



cSmartCal™

cSmartCal, 24次测试 30005791
cSmartCal, 12次测试 30005793

订货号



SmartCal™

SmartCal, 24次测试 30005790
SmartCal, 12次测试 30005792

订货号

StarterPac

StarterPac cSmartCal 30005918
StarterPac SmartCal 30005917

订货号

卤素水分测定仪专用/保质期

cSmartCal和SmartCal适用于测试梅特勒-托利多卤素水分测定仪。cSmartCal和SmartCal的保质期为27个月。

www.mt.com/smartcal

访问网站，获得更多信息

梅特勒-托利多
实验室 / 过程检测 / 产品检测设备
地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com

工业 / 商用衡器及系统
地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

