



## Einfacher Zugriff auf das Wägen

**Wägen**  
Lange drücken → WÄGEN  
Applikation Wägen aktivieren  
• Laufende Applikation abbrechen

**Tarieren**  
→0/T← Kurz drücken → 0.00 g  
121.01 g  
0.00 g Net

**Wägeeinheiten Umschalten**  
Kurz drücken → 22.00 g Einheit 1  
\* 22.00 M g M Abrufen  
• wenn aktiviert  
22000 mg Einheit 2  
• wenn aktiviert  
• wenn andere Einheit als Wägeeinheit 1

## Schnellzugriff auf Applikationen

**F1** Lange drücken → REZEPT  
Taste F1, zugewiesene Applikation ausführen.  
Werkseinstellung: "Rezeptieren"

**F2** Lange drücken → ZRECHNEN  
Taste F2, zugewiesene Applikation ausführen.  
Werkseinstellung: "Stückzählen"

**F3** Lange drücken → KONTROLL  
Taste F3, zugewiesene Applikation ausführen.  
Werkseinstellung: "Kontrollwägen"

**Einstellungen für Applikation**  
**Hinweis:** Die Einstellungen unterliegen einer **Zeitüberschreitung**. Danach kehrt die Waage in die **zuletzt aktive** Applikation zurück

## Schnellzugriff Justierung

**Justierung**  
Kurz drücken → Ausführen vordefinierter Justierverfahren (Kalibrierung)  
**Werkseinstellung:** interne Justierung


**Externes Justierverfahren**  
Kurz drücken → EXT. JUST.  
1000.00 g  
0.00 g  
JU.FERT: 16  
0.00 g

## Bedienungstasten



Tastenfunktionen			
Nr.	Taste	Kurz drücken (weniger als 1.5 s)	Lange drücken (länger als 1.5 s)
1		Anzeigeauflösung ändern (1/10d -Funktion) während Applikation ausgeführt wird	keine Funktion
2		Menü anwählen und verlassen (Parameter-Einstellungen)	keine Funktion
3		Vordefiniertes Justierverfahren (Kalibrieren) durchführen	keine Funktion
4		Angezeigten Wert ausdrucken Menüeinstellungen ausdrucken Daten übertragen	keine Funktion
5		Rückwärts navigieren (aufwärts scrollen) in Menüpunkten oder einer Menüauswahl Kleinere Parameterwerte (Zahl) in einem Menü oder einer Applikation einstellen	Wägeapplikation auswählen
6	+ F1	Vorwärts navigieren (abwärts scrollen), in Menüpunkten oder einer Menüauswahl Größere Parameterwerte (Zahl) in einem Menü oder einer Applikation einstellen	Auswahl der F1 zugewiesenen Applikation und Eingabe der Einstellungen für die Applikation. Voreingestellte F1-Applikation: Rezeptieren
7		Mit Einträgen: abwärts scrollen Navigieren durch Menüpunkte oder Menüauswahl Umschalten zwischen Einheit 1, Recallwert (wenn ausgewählt), Einheit 2 (wenn anders als Einheit 1) und Applikationseinheit (falls vorhanden)	Auswahl der F2 zugewiesenen Applikation und Eingabe der Einstellungen für die Applikation. Voreingestellte F2-Applikation: Stückzählen
8	← F3	Anwählen oder Verlassen der Menüauswahl (von/zu Menüpunkt) Auswahl der Applikationsparameter oder Wechsel zum nächsten Parameter Parameter speichern	Auswahl der F3 zugewiesenen Applikation und Eingabe der Einstellungen für die Applikation. Voreingestellte F3-Applikation: Kontrollwägen
9	ON/OFF →0/T←	Einschalten Nullstellen/Tara	Ausschalten
10	c	Abbrechen und Menü ohne Speichern verlassen (ein Schritt im Menü zurück)	keine Funktion

## Anzeige

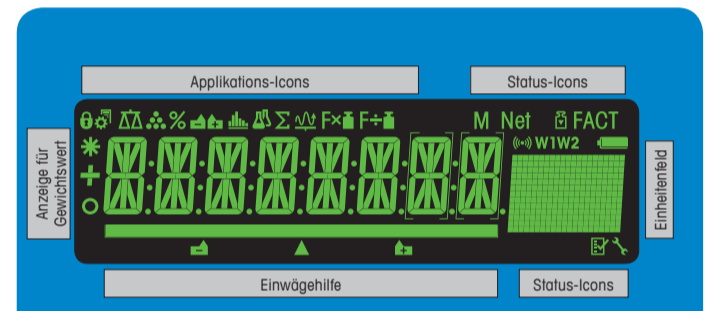

Applikations-Icons		Status-Icons	
	Menü geschützt	<b>M</b>	Anzeige gespeicherter Werte (Speicher)
	Menü-Einstellungen aktiviert	<b>Net</b>	Anzeige Nettogewichtswerte
	Applikation "Wägen"		Justierung (Kalibrieren) gestartet
	Applikation "Stückzählen"	<b>FACT</b>	FACT aktiviert
	Applikation "Kontrollwägen"		Diagnosemodus & Applikation "Routinefest" aktiviert
	Applikation "Statistik"		Serviceerinnerung
	Applikation "Rezeptieren/Summieren"		Tastentöne aktiviert
<b>Einheitenfeld</b>		<b>Anzeige für Gewichtswert</b>	
	Wägeeinheiten: g Gramm kg Kilogramm mg Milligramm		Anzeige negativer Werte
>>	Zur Verfügung stehende Auswahl		Anzeige instabiler Werte
			Anzeige für berechnete Werte
			Anzeige nicht geeichter Ziffern (nur geeichte Modelle)
		<b>Einwägehilfe</b>	
			Markierung Soll- oder Zielgewicht
			Markierung Toleranzgrenze T+
			Markierung Toleranzgrenze T-

# Menü-Übersicht

### Menü-Bedienung

- Menü auswählen
- Menü verlassen mit speichern
- Abwärts scrollen
- Aufwärts scrollen
- Eingabe von Menüauswahl oder Menüpunkt
- Einstellung ausführen
- Einen Schritt zurück
- Menü verlassen ohne zu speichern

### Hauptmenü

- GRUNDFKT.>>** Menü Grundfunktionen
- ERWEITRT.>>** Menü erweiterte Funktionen
- INTERFA >>** Menü Schnittstellen
- SCHUTZ >>** Schutz

### Grundfunktionen

Menüpunkt	Auswahl
DA-TUM >>	01.01.2008
ZEIT >>	+1 ST. <input type="checkbox"/> -1 ST. <input type="checkbox"/>
ZEITEIN. >>	12:00
EINHEIT1 >>	g <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/>
EINHEIT2 >>	g <input type="checkbox"/> mg <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
TAST.PIEP >>	MITTEL <input type="checkbox"/> HOCH <input type="checkbox"/> RUS <input type="checkbox"/> LEISE <input type="checkbox"/>
STAB.TON >>	LEISE <input type="checkbox"/> MITTEL <input type="checkbox"/> HOCH <input type="checkbox"/> RUS <input type="checkbox"/>
RESET >>	NEIN? <input type="checkbox"/> JA? <input type="checkbox"/>

### Erweiterte Funktionen

Menüpunkt	Auswahl
WAEGEMO. >>	UNIVERS. <input type="checkbox"/> DOSIEREN <input type="checkbox"/>
UMGEBUNG >>	STANDARD <input type="checkbox"/> UNRUHIG <input type="checkbox"/> RUHIG <input type="checkbox"/>
CAL >>	INT.JUST. <input type="checkbox"/> EXT.JUST. >>
EXT.JUST. >>	200.00 g <input type="checkbox"/> JUST.RUS <input type="checkbox"/>
CAL.KNDF >>	RUSF. <input type="checkbox"/> RESET >>
RESET >>	NEIN? <input type="checkbox"/> JA? <input type="checkbox"/>
FACT >>	ZEIT >>
ZEIT >>	12:00 <input type="checkbox"/> RUS <input type="checkbox"/>
FACT.PRT >>	EIN <input type="checkbox"/> RUS <input type="checkbox"/>

Menüpunkt	Auswahl
DA-T.FORM >>	T.MM.J <input type="checkbox"/> MM.TT.J <input type="checkbox"/> J-MM-TT <input type="checkbox"/> T.MMM.J <input type="checkbox"/> MMM.T.J <input type="checkbox"/>
ZEIT.FORM >>	24.MM <input type="checkbox"/> 12.MM <input type="checkbox"/> 24.MM <input type="checkbox"/> 12.MM <input type="checkbox"/>
ABRUFEN >>	RUS <input type="checkbox"/> EIN <input type="checkbox"/>
ABSCHALT. >>	AUT.AUS 10min <input type="checkbox"/> AUT.AUS - <input type="checkbox"/> AUT.AUS 2min <input type="checkbox"/> AUT.AUS 5min <input type="checkbox"/>
HINTERL. >>	HL.EIN <input type="checkbox"/> HL.30s <input type="checkbox"/> HL.1min <input type="checkbox"/> HL.2min <input type="checkbox"/> HL.5min <input type="checkbox"/>
ANZEIGE >>	HELLIGK. >>
HELLIGK. >>	50% <input type="checkbox"/> KONTRAST >>
KONTRAST >>	75% <input type="checkbox"/>
AUTOZERO >>	EIN <input type="checkbox"/> RUS <input type="checkbox"/>
NULLBER. >>	21:00 g <input type="checkbox"/>
SPRACHE >>	ENGLISH <input type="checkbox"/> DEUTSCH <input type="checkbox"/> FRANCAIS <input type="checkbox"/> ESPANOL <input type="checkbox"/> ITALIANO <input type="checkbox"/> RUSSIAN <input type="checkbox"/> POLSKI <input type="checkbox"/> CESKY <input type="checkbox"/> MAGYAR <input type="checkbox"/> NEJERL. <input type="checkbox"/> BR.PORTUG <input type="checkbox"/>
F1.ZUH. >>	REZEPT <input type="checkbox"/> ZAEHLEN <input type="checkbox"/> KONTROLL <input type="checkbox"/> STAT <input type="checkbox"/>
F2.ZUH. >>	ZAEHLEN <input type="checkbox"/> KONTROLL <input type="checkbox"/> STAT <input type="checkbox"/> REZEPT <input type="checkbox"/>
F3.ZUH. >>	KONTROLL <input type="checkbox"/> STAT <input type="checkbox"/> REZEPT <input type="checkbox"/> ROUT.TEST <input type="checkbox"/> ZAEHLEN <input type="checkbox"/>
DIAGNOSE >>	WIEDERH. <input type="checkbox"/> ANZEIGE <input type="checkbox"/> TASTEN.T <input type="checkbox"/> KAL.MOT. T <input type="checkbox"/> WAG.HIST <input type="checkbox"/> KAL.HIST <input type="checkbox"/> WAG.INFO <input type="checkbox"/> PROV.WER <input type="checkbox"/>
SERV.-S. >>	EIN <input type="checkbox"/> RUS <input type="checkbox"/>
SERV.RST >>	NEIN? <input type="checkbox"/> JA? <input type="checkbox"/>

### Schnittstellen

Menüpunkt	Auswahl
RS232 >>	BRUCKER >>
BRUCKER >>	PC-DR. >>
PC-DR. >>	HOST >>
HOST >>	2.ANZEIGE <input type="checkbox"/> KOPFZ. >>
KOPFZ. >>	N <input type="checkbox"/> DAT.UHRZ <input type="checkbox"/> D.U.BAL <input type="checkbox"/>
EINZEL >>	NETTO <input type="checkbox"/> BIT.N <input type="checkbox"/>
UNTERZ. >>	RUS <input type="checkbox"/> EIN <input type="checkbox"/>
ZEILEN >>	0 <input type="checkbox"/>
NULLBER. >>	RUS <input type="checkbox"/> EIN <input type="checkbox"/>
BEF.SATZ >>	MT-SICS <input type="checkbox"/> MT-PM <input type="checkbox"/> SART <input type="checkbox"/>
BAU.RATE >>	9600 <input type="checkbox"/> 4800 <input type="checkbox"/>
BIT.PAR. >>	8/NO <input type="checkbox"/> 7/NO <input type="checkbox"/> 7/MARK <input type="checkbox"/> 7/SPACE <input type="checkbox"/> 7/EVEN <input type="checkbox"/> 7/ODD <input type="checkbox"/>
STOPBIT >>	1 BIT <input type="checkbox"/> 2 BITS <input type="checkbox"/>
SYNCHRON >>	ON/OFF <input type="checkbox"/> RTS/CTS <input type="checkbox"/> RUS <input type="checkbox"/>
RS.TX.ZE.Z >>	(CR):LF <input type="checkbox"/> (CR) <input type="checkbox"/> (LF) <input type="checkbox"/> (TAB) <input type="checkbox"/>
RS.ZEICHN >>	IBM/DOS <input type="checkbox"/> ANSI/WIN <input type="checkbox"/>
USB >>	PC-DR. >>
PC-DR. >>	HOST >>
HOST >>	MT-SICS <input type="checkbox"/> MT-PM <input type="checkbox"/> SART <input type="checkbox"/>
USB.ZE. >>	(CR):LF <input type="checkbox"/> (CR) <input type="checkbox"/> (LF) <input type="checkbox"/> (TAB) <input type="checkbox"/>
USB.ZEICHN >>	ANSI/WIN <input type="checkbox"/> IBM/DOS <input type="checkbox"/>
INTERVAL >>	0 s <input type="checkbox"/>

### Schutz

Menüpunkt	Auswahl
SCHUTZ >>	RUS <input type="checkbox"/> EIN <input type="checkbox"/>

**Legende**

- Werkseinstellung
- Nicht verfügbar für geeichte Modelle
- Nicht verfügbar für geeichte Modelle (ausgenommen geeichte Modelle der Genauigkeitsklasse 1 gemäss OIML).
- Die Zweitanzeige wird automatisch eingestellt.

Software Version V2.20

[www.mt.com/pharmacy](http://www.mt.com/pharmacy)

Für mehr Informationen

**Mettler-Toledo AG**  
Laboratory Weighing  
CH-8606 Greifensee, Schweiz

Technische Änderungen vorbehalten  
© Mettler-Toledo AG 01/2014 11781381B de

