

METTLER TOLEDO AT-Waagen









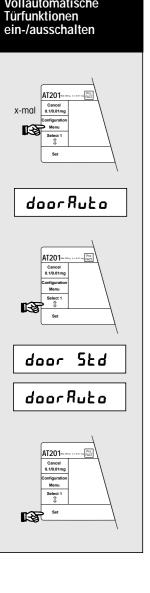


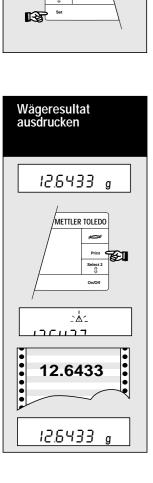

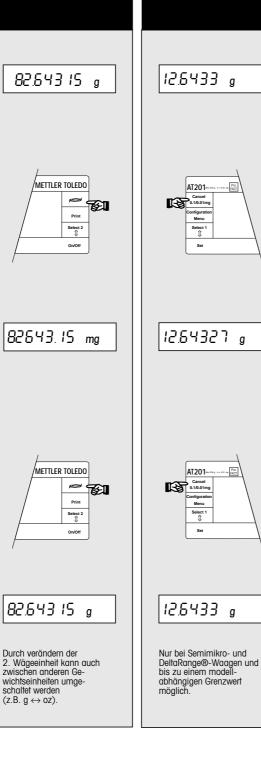

Ablesbarkeit umschalten

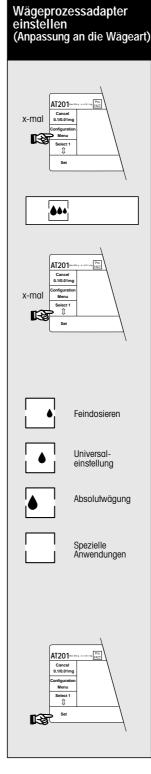

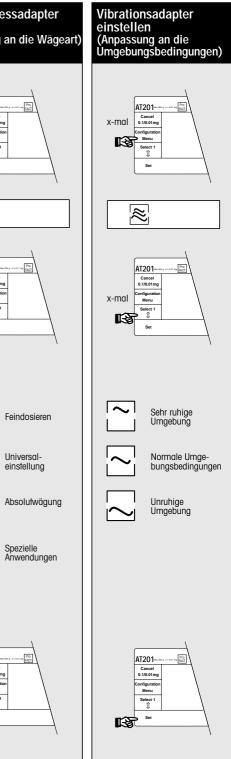




Technische Änderungen vorbehalten

© Mettler-Toledo GmbH 2001

11780215 Printed in Switzerland 0102/7.11

Programmübersicht

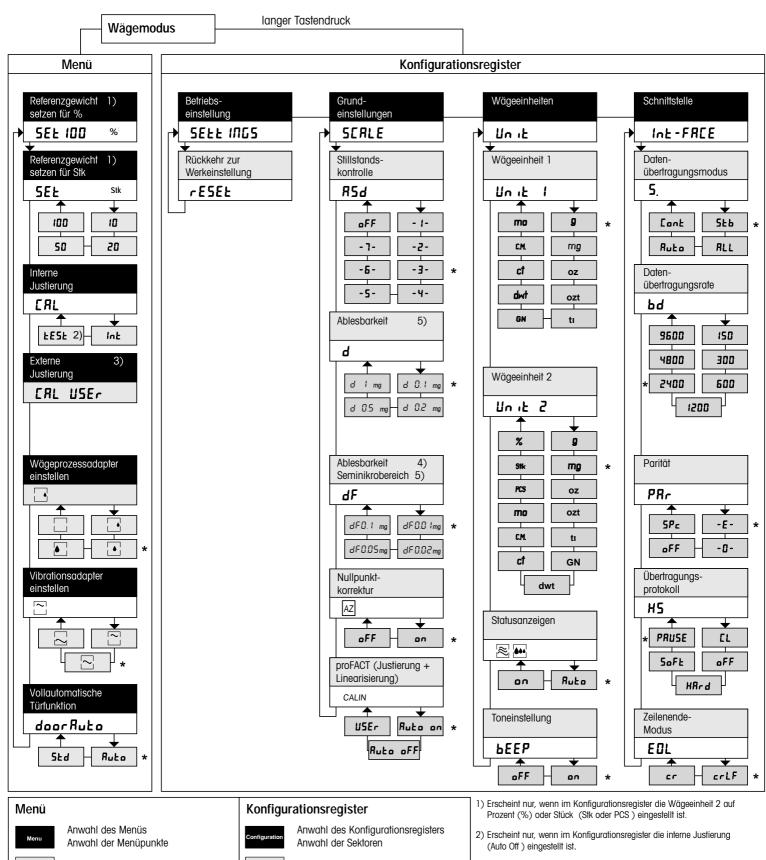

Anwahl der Einstellungen Anullieren der Änderungen und Rückkehr in Wägemodus Speichern des aktuellen Menüs und Rückkehr in Wägemodus Ausschalten der Waage durch Tastendruck nach oben

Select 1 Anwahl der Parameter Select 2 Anwahl der Einstellungen Cancel Annullieren der Änderungen und Rückkehr in Wägemodus Speichern der aktuellen Konfigurationen und Rückkehr in Wägemodus

- 3) Erscheint nur, wenn im Konfigurationsregister die externe Justierung (USEr) eingestellt ist.
- 4) Erscheint nur bei Semimikro- und DeltaRange®-Waagen.
- 5) Bei der AT20 erscheint:
 - d = 0.01 mg*, 0.02 mg, 0.05 mg, 0.1 mg /dF = 2 μ g*, 5 μ g, 10 μ g Bei der AT460 DeltaRange® erscheint:
 - $d = 1 \text{ mg}^*$, 2 mg, 5 mg, 10 mg / $dF = 0.1 \text{ mg}^*$, 0.2 mg, 0.5 mg, 1 mg
- * Werkseinstellung