

特用分注器

靈活、輕巧好控制

正確且快速的重複分注作業



簡單、靈活、輕巧

AutoRep S 讓一般單調的重複分注作業變得輕鬆容易。液體經由分注桿進行抽吸，利用大拇指控制分注與體積等設定。符合人體工學把手及指鉤設計，讓您輕鬆地以手握重量輕的 AutoRep S。專為需要多次重複步驟的大型樣品組而設計。



多種拋棄式分注針筒選擇

AutoRep S 是專門配合 Encode™ 系列可拋棄式正壓分注針筒，以及其他製造商的分注針筒所使用。全系列 Encode 分注針筒提供使用者極為廣泛且不同的移液方式與分注體積。提供無菌與非無菌兩種選擇。

Setting	Tip size (ml)				Steps
	5	10	25	50	
1	100	200	500	1000	49
	150	300	750	1500	32
2	200	400	1000	2000	24
	250	500	1250	2500	19
3	300	600	1500	3000	15
	350	700	1750	3500	13
4	400	800	2000	4000	11
	450	900	2250	4500	10
5	500	1000	2500	5000	9

Volume (µl)

體積設定

在體積表中提供了用來選擇分注體積、分注針筒大小以及分注步驟次數的相對參照圖。儀器背面則貼有兩面的卡片。



簡單的分注設定

利用體量表輕鬆完成分注設定，而轉輪的位置則相當適合單手操作。現在您就可以開始進行分注！



AutoRep™ S 可調式重複分注器

AutoRep S 是一款全新的手動可調式重複分注器，可讓您快速且輕鬆地執行重複的移液作業。只要旋轉設定轉輪即可輕鬆更改分注體積。此款好用又輕巧的儀器，讓您能靈活且輕鬆地運用在不同的多次等分液體分注過程。透過拋棄式分注針筒，以及可調且容易操作的設定，分注液體的精確度及正確度將可獲得保障。

