

E4 XLS 電動ピペット

RFID 内蔵の高機能電動ピペット

シングルチャンネル



マルチチャンネル



アジャスタブルスパーサー



E4 XLS 電動ピペット

- **LTS** シャフトと汎用シャフトの**2種類**: シングルチャンネルモデル
- **LTS** シャフト: マルチチャンネルモデル
- **LTS** シャフト: アジャスタブルスペーサーマルチチャンネルモデル
- **すべてのモデルが RFID に対応**

E4 XLS のパッケージ内容

- E4 XLS 電動ピペット
- バッテリー
- クイックリファレンスガイド
- 本マニュアルと RFID ソフトウェアの体験版 CD
- サンプルチップ
- AC アダプター
- 適合証明書/保証書

E4 XLS USB ケーブルと

E4 XLS 急速充電スタンドをオプションで別途ご用意しています。

不足しているものがありましたら、弊社までお問い合わせください。

安全上の通知：

このマニュアルに記載されていない方法でこの製品を使用すると、製品の安全保護が機能しないことがあります。

Rainin、XLS、LTS、LiteTouch、Hang-Ups は Mettler-Toledo Rainin, LLC の商標です。

©2026 Mettler-Toledo Rainin, LLC このマニュアルのどの部分も、Rainin Instrument, LLC の書面による明確な許可を得ずに複写することは認められません。

目次

1	E4 XLS 電動ピペット	4
1.1	はじめに	4
1.2	E4 XLS ピペットの概要	4
1.3	お使いになる前に	6
1.4	メニューおよびモード	11
1.5	オプションおよび設定	12
1.6	ピペットの使用	15
1.6.1	ピペッティングのガイドライン	15
1.6.2	チップの選択および取り付け	15
1.6.3	チップを浸す深さ	16
1.6.4	スリープモード	16
1.6.5	ヘルプ	17
1.6.6	フィルター	17
1.7	E4 XLS の容量範囲およびきざみ	18
1.8	E4 XLS のサウンドアラーム	18
1.9	セットアップモード	19
1.10	E4 XLS の動作モード	24
1.11	レベル II メニュー	33
1.12	サービスモード	41
1.13	バッテリーの充電	43
1.14	バッテリーの交換	45
1.15	取り扱いおよびメンテナンス	46
1.16	オートクレーブ	46
1.17	チップイジェクターアームの取り外し	46
1.18	保管	47
1.19	リキッドエンドのトラブルシューティング	47
1.20	サービス、校正、修理	48
1.21	仕様	49
1.22	交換部品	50
2	RFID (周波数識別)	51
2.1	説明および操作	51
3	E4 XLS マルチチャンネルピペット	54
3.1	説明および操作	54
4	E4 XLS アジャスタブルスペーサーピペット	56
4.1	説明および操作	56
5	付録	59
5.1	速度表	59
5.2	用語集	60
5.3	メモリ、電源、設定管理	62

EC 適合宣言	裏表紙内側
----------------	-------

1 E4 XLS 電動ピペット

1.1 はじめに

Rainin の E4 XLS は、多彩な機能とわかりやすく直感的な操作を実現する新しいグラフィカルユーザーインターフェイスを備えた革新的な電動ピペットです。丸ボタンによる制御は、動作モードの設定とさまざまな液体の吸引・吐出で容易な操作性を提供します。極力負荷の少ない操作を目指したピペットです。

特許取得済み LTS™ LiteTouch™ チップイジェクションシステムにより、チップイジェクションの力を、シングルチャンネル LTS モデルで最大 85% まで削減しています。マルチチャンネルでは、チップイジェクションの力を削減したうえで、全チャンネルで一環したサンプル吸引を容易にします。

E4 XLS には、シングルチャンネル、マルチチャンネル、アジャスタブルスパーサーがごさいます。

ユーザー設定とサービス設定はすべて不揮発性メモリに保存されるので、ピペットをリセットした場合やバッテリーの不具合が発生した場合でも、これらの設定は保護されます。

E4 内蔵サービスである GLP のセクションは、ピペットのサービス記録とサービス間隔の追跡に効果的です。E4 XLS は RFID (周波数識別) タグ内蔵で、ピペット校正管理が容易です。

1.2 E4 XLS ピペットの概要

E4 XLS をはじめて使用する場合は、説明に従って、装置の各部品、ユーザーインターフェイス、ピペット操作部を確認してください。



図 1 : E4 XLS シングルチャンネルピペット

ディスプレイ

E4 XLS では、高性能カラーディスプレイをユーザーインターフェイスとして採用しています。画面のナビゲーション、ピペットの操作、設定、オプションの選択にはソフトキーと丸ボタンを使用します。すべての画面に共通で表示される情報およびメニュー画面とモード画面で利用できる機能を図 2 に示します。

1. 現在のメニューとモード
2. メニューレベル、現在の操作、またはページ番号
3. 時刻
4. バッテリー充電残量
5. 次のモード
6. メニューレベル I とメニューレベル II のアクセスアイコン
7. ソフトキーの機能
8. 丸ボタンのナビゲーションアイコン
9. チップ容量インジケータ

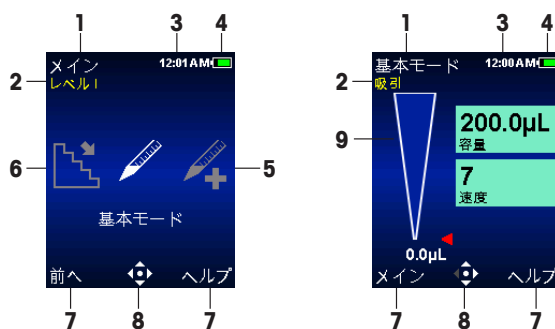


図 2：表示要素：レベル I メニュー（左）、基本モード（右）

ナビゲーション

E4 XLS では、ソフトキーと丸ボタンを使用してナビゲーションを実現します。ソフトキーと丸ボタンの機能は、表示されているメニューまたはモードに応じて変化します。

ソフトキーの機能

ディスプレイの下に 2 つのソフトキーがあります。左右のソフトキーの機能は、現在のメニュー画面またはモード画面に応じて変化します。ソフトキーの機能は各ソフトキー上部のディスプレイに表示され、利用できる丸ボタン操作がナビゲーションアイコンで強調表示されます。図 3 では、左ソフトキーの機能として [リセット] が表示されていますが、右ソフトキーには何も表示されていません。

左ソフトキーに表示できる項目：

- [メイン]：選択したメニューレベルのメインメニューが表示されます。
- [前へ]：現在の前に使用していたモードに戻ることができるので、モードの切り替えが可能です。
- [完了]：操作の完了後に設定画面とオプション画面を終了します。
- [リセット]：チップを空にして操作をリセットします。
- [戻る]：ヘルプ画面を終了して前の画面に戻ります。
- [続ける]：通知メッセージの表示を終了し、現在の操作を継続できるようにします。

右ソフトキーに表示できる項目：

- [オプション]：利用できるモードのオプション。
- [キャンセル]：変更を保存せずに現在の操作をキャンセルし、終了します。
- [ヘルプ]：モードとメニューの情報および操作方法を表示します。
- その他のモード固有の機能および設定固有の機能



図 3：E4 XLS の操作部

丸ボタン

丸ボタンの使いやすさと操作上の感度に慣れるために、メニュー画面とモード画面のナビゲーションの練習をお勧めします。

中央のボタンを押して実行する操作は次のとおりです。



- メニュー項目へのアクセス
- 設定やオプションの編集
- 選択とその保存

注意：このマニュアルでは、中央のボタンを押す操作を円のアイコン (●) で表しています。

丸ボタンを左右に押して実行する操作は次のとおりです。



- メニュー項目とページのナビゲーション
- 設定画面へのアクセス
- 概略設定値の調整

注意：このマニュアルでは左矢印 (◀) と右矢印 (▶) でこれらの丸ボタン操作を表しています。

丸ボタンを上下に押して実行する操作は次のとおりです。



- 吸引および吐出
- 設定とオプションのナビゲーション
- 詳細設定値の調整

注意：このマニュアルでは上矢印 (▲) と下矢印 (▼) でこれらの丸ボタン操作を表しています。

1.3 お使いになる前に

バッテリー

出荷時の E4 XLS にはメインバッテリーが取り付けられていません。また、ボタン電池は絶縁されていて、使用時に完全充電状態であるようになっています。使用開始時には、ヒップペット背面のバッテリーカバーを開き、図 4 に示すプルタブをはずします。このプルタブは、出荷時にバッテリーを絶縁するために使用されています。



図 4：絶縁プルタブ

図 5 に示すようにメインバッテリーを取り付けると、ローカル日時と言語設定を指示する画面が表示されます (デフォルトで言語は英語に設定されています)。設定内容については、1.9「セットアップモード」を参照してください。バッテリーのラベルが手前を向き、バッテリーの向きが図のようになっていることを確認します。バッテリーカバーを元どおりに取り付けます。



図 5：メインバッテリーの取り付け

ピペットを初めて使用するときは、バッテリーを 15 分間以上充電しましょう。付属の AC アダプターで充電できます。オプションの USB ケーブルを使用すると、オプションの急速充電スタンドやコンピュータから充電することもできます。AC アダプターを使用している場合は、図 6 に示すように、充電中でも E4 XLS を操作できます。コンピュータに接続して充電している E4 XLS を操作することはお勧めできません。バッテリーの充電の詳細、AC アダプター、急速充電スタンド、オプションの USB ケーブルの設置と使用の詳細については、43 ページの「バッテリーの充電」を参照してください。



図 6：電源コードで接続した E4XLS

電源オン

いずれかのソフトキーを押すと E4 XLS の電源がオンになります。ピペットが初期化され、しばらくの間起動画面が表示された後、レベルメニューが表示されます。図 7 を参照してください。

実際の起動画面のテキストがこの図と異なることもあります。



図 7：起動画面

基本操作 - 基本モードの使用

まず、基本モードで基本的なピペティングおよび設定の選択と編集に慣れてから、アドバンスモードに入ることをお勧めします。また、吸引と吐出の練習には、貴重なサンプルではなく、水を使用することをお勧めします。

操作のどの段階でも次の操作が可能です。

- **[リセット]**：チップを空にしてピペットの動作を **[吸引]** にリセットします。
- **[メイン]**：現在のモードにアクセスする前のメニューを表示します。
- **[ヘルプ]**：強調表示された設定に関する一般的な情報を提供します。操作画面のヘルプに操作方法が記載されています。

オプションおよび設定

- オプション：なし
- 設定：1 つの容量、1 つの速度
- ブローアウト：自動および手動

- 設定 - モードと設定の選択

1. [メイン] メニューで、◀または▶を使用して[基本モード]を強調表示します(図8の左側)。
2. ●、▲、または▼を使用して基本モードに入ります(図8の右側)。

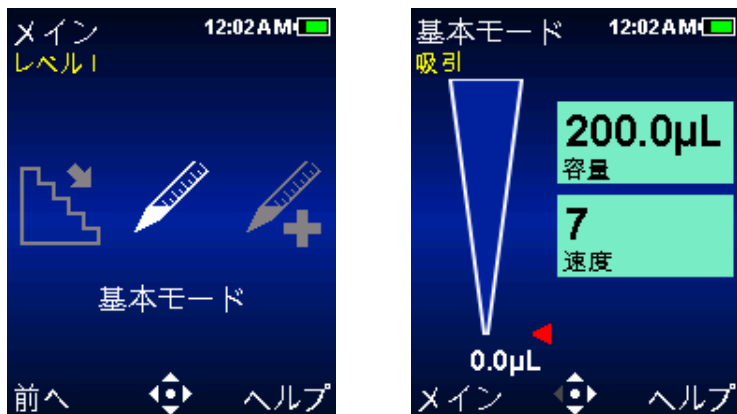


図8：レベル1メニューで強調表示した[基本モード](左)、基本モードの操作画面(右)

3. ▶で設定画面を開きます。最初の設定である[容量]が画面上で強調表示されます。設定を囲む白い境界が強調表示です(図9の左側)。▲または▼で他の設定に移動し、それを強調表示します。
4. ●または▶で容量設定を編集できます。設定が白に変化して編集モードであることが示されます(図9の右側)。◀または▶で容量を粗調整し、▲または▼で微調整します。値を素早くスクロールするには、丸ボタンを押したままにします。

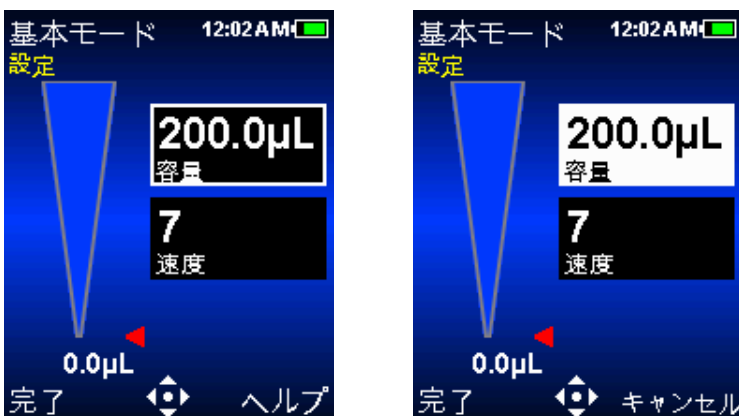


図9：基本モード：強調表示した[容量](左)、編集モードの[容量](右)

5. [完了] または ● で容量設定を保存できます。[キャンセル] で、変更を保存せずに終了します。次の設定である[速度]が強調表示されます(図10の左側)。
6. ●または▶で速度設定を編集します。設定が白に変化して編集モードであることが示されます(図10の右側)。基本モードでは、吸引と吐出の両方で同じ速度が使用されます。◀または▶で概略の速度を1、5、または10に設定し、▲または▼で速度を1桁ずつ設定します。値を素早くスクロールするには、丸ボタンを押したままにします。

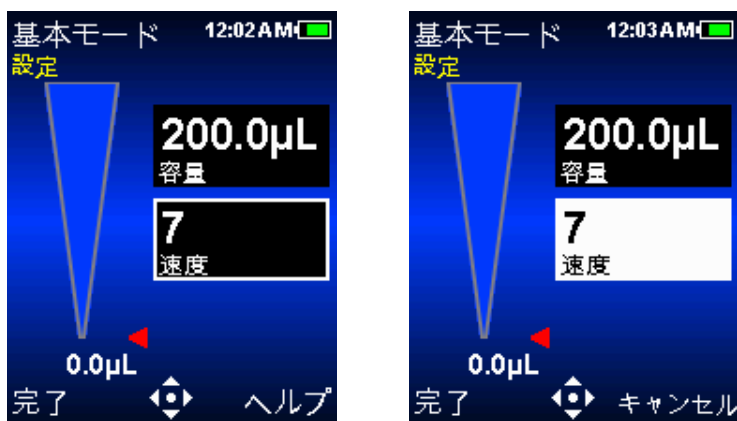


図 10 : 基本モード : 強調表示した [速度] (左)、編集モードの [速度] (右)

7. [完了] または ● で速度設定を保存できます。[キャンセル] で、変更を保存せずに終了します。
 8. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。
- 基本モードを終了しても、再度基本モードにアクセスするとすべての設定が維持されています。

吸引

このモードの動作中は [吸引] が点滅して、E4 XLS がサンプル吸引できる状態にあることが示されます。吸引の丸ボタン操作を示すナビゲーションアイコンも点滅します (図 11)。



図 11 : 基本モードの吸引操作

1. 新しい Rainin 製チップを取り付けます。良好な密閉状態を得るのに必要な最小限の力でシャフトをチップに押し込みます。
2. 垂直から 20° 以内の範囲に E4 XLS を保持します。推奨の浸す深さでチップをサンプルに入れます。チップを浸す深さについては 16 ページを参照してください。
3. ● または ▲ でサンプルを吸引します。丸ボタンを押したままにする必要はありません。E4 XLS は自動的に操作を完了します。チップ容量のインジケータにチップへのサンプル吸引が表示され、それに応じて赤い矢印とアクティブな容量の表示が変化します。
4. 約 1 秒間 (容量の大きいピペットではさらに長い時間) 一時停止して、チップにサンプルの所要容量が吸引されたことを確認します。
5. サンプルからチップを引き上げます。チップの外側に液が残留している場合は、チップの径に触れないように注意しながらタッチオフします。

吐出

このモードの動作中は【吐出】が点滅して、E4 XLS がサンプルを吐出できる状態にあることが示されます。吐出の丸ボタン操作を示すナビゲーションアイコンも点滅します (図 12)。



図 12 : 基本モードの吐出操作

1. チップの先端を容器の内壁に接触させます。● または ▼ でサンプルを吐出します。丸ボタンを押したままにする必要はありません。E4 XLS は自動的に操作を完了します。チップ容量のインジケータにチップからのサンプル吐出が表示され、それに応じて赤い矢印とアクティブな容量の表示が変化します。2 ~ 300 µL の容量では 1 秒間、1000 µL 以上の容量では 1 ~ 2 秒間待ちます。
2. 容器の内壁に沿わせながらチップを引き上げます。
3. 必要に応じ、▼ または【リセット】でチップをブローアウトします。▼ または【リセット】を必要に応じて再度使用し、ブローアウトを繰り返します (図 13)。粘性の高い溶液の場合は、ブローアウトの前に一時停止します。ブローアウトは自動的に実行されますが、手動で繰り返すこともできます。丸ボタンを押したままにすることで、ピストンの戻りを遅らせることができます。



図 13 : 基本モードのブローアウト操作

4. チップイジェクターボタンを軽く押してチップを外します。サンプル混入防止のために、サンプルごとに新しいチップを使用します。

1.4 メニューおよびモード

E4 XLS では、次の 2 つのメニューレベルを使用して、ピペッティングモードの選択を可能にし、ピペットの一般的な情報と設定を利用できるようにしています。

- レベル I メニュー：操作モードの選択とレベル II メニューへのアクセスが可能です。
- レベル II メニュー：追加モードの選択、ピペットとユーザー固有の設定、サービス情報とオプションの利用、レベル I メニューへのアクセスが可能です。

次の操作モードではさまざまなピペッティング機能を利用できます。

- 基本モード：基本的なピペッティング。1 つの容量と 1 つの吸引/吐出速度を選択できます。
- アドバンスモード：Mix や容量シーケンスなど、E4 XLS のアドバンスピペッティングオプションをすべて利用できます。
- 連続分注モード：ユーザー設定可能な自動分注間隔で、一定量の分注を複数回実行できます。
- 手動モード：E4 XLS の丸ボタンで、手作業のピペット操作を模擬的に実現します。正確な容量の増分を精密に制御することで、測定した容量のサンプルを吸引・吐出できます。
- リバースモード：ピペットのブローアウト容量も含め、選択した容量を吸引します。高濃度や高粘度の液体に適しています。
- 希釈モード：複数サンプルの容量をチップの中で希釈できます。
- 滴定モード：滴定によって、測定した容量を吐出します。最初は速く吐出し、途中から残りの滴定容量を正確に制御する操作が可能です。

レベル I メニュー

レベル I メニュー (図 14) は、E4 XLS のいくつかの操作モードの選択とレベル II メニューへのアクセスに使用します。レベル II メニューの詳細については、33 ページの 1.11「レベル II メニュー」を参照してください。

デフォルトのレベル I メニュー操作モードでは、基本モード、アドバンスモード、連続分注モード、手動モード、セットアップモードを選択できます。

メニューのナビゲーション

このマニュアルでは、操作部を選択する操作を示すために、その操作部を表すシンボルを使用しています。たとえば、▶ キーは丸ボタンを右方向に押す操作を示し、[オプション] は [オプション] ソフトキーを意味しています。

- ◀ または ▶ でメニュー項目を表示し、選択します。
- ●、▲、または ▼ で、選択した基本モードまたはレベル I メニューを開始します。
- [前へ] を使用すると、現在の前に使用していたモードに戻ることができるので、モードの切り替えが可能です。
- [ヘルプ] を使用すると、強調表示したメニュー項目の詳しい説明を表示できます。
- [セットアップ] を使用すると、セットアップモードに直接移動してピペットの設定を変更できます。



図 14：E4 XLS の操作部

1.5 オプションおよび設定

オプションと設定を次の表に示します。この表の後に、これらのオプションとモード固有の他のオプションの説明があります。

	一容量	固定量	容量 シーケンス	速度	複数 速度	Mix	自動ブローアウト	サイクル カウンター	オート ペース
基本モード	■			■					
アドバンス モード	■	■	■		■	■	■	■	
連続分注	■		■		■				■
手動モード	■	■		■*				■	
リバースモード	■	■	■		■		■	■	
希釈モード	■		■		■	■	■	■	
滴定モード	■				■			■	

* 手動モードでの速度は可変です。

オプション

ピペティングオプションを利用できる操作モードでは、操作画面に **[オプション]** が表示されます

次の手順でオプションを選択できます。

1. **[オプション]** で **[オプション]** 画面にアクセスします (図 15 の左側)。
2. ▲ または ▼ で、オプション間を移動し目的のオプションを強調表示します。複数のページにわたってオプションが用意されている場合は、画面の左上に **[オプション 1-X]** のように表示されます。ページ間を移動するには、ページにある最初のオプションで ▲ を使用するか、最後のオプションで ▼ を使用します (図 15 の中央と右側)。
3. ●、◀、または ▶ でオプションの有効・無効を指定します。
4. **[完了]** で変更内容を保存して操作画面に戻ります。オプションを有効にすると、該当のオプションアイコンが操作画面の右下に表示され、追加設定が開きます。

操作モードを終了しても、その操作モードに再度アクセスするとすべてのオプションが維持されています。



図 15 : アドバンスモードのオプション : 操作画面の **[オプション]** ソフトキー (左)、**[オプション 1/2]** (中央)、**[オプション 2/2]** (右)

[容量] オプション

[固定量] : [容量設定] で最大 14 個の容量を事前に設定できるオプションです。このオプションを有効にすると、操作画面に [固定量設定] が表示されます。標準容量を繰り返し使用する作業では、このオプションが便利です。◀ を繰り返し押すと、値を順番に切り替えることができます。



[容量シーケンス] : [容量設定] で最大 16 個の事前設定容量を連続して選択できるオプションです。さまざまな容量で複数のサンプルを必要とする場合、このオプションが便利です。このオプションを有効にすると、操作画面に [容量シーケンス] アイコンと [容量設定] が表示されます。

注意 : 一度に指定できる [容量] オプションは 1 つのみです。たとえば、[容量シーケンス] が有効になっている状態で [固定量] を有効にすると、[容量シーケンス] は自動的に無効になります。両方のオプションを無効にすると、モードはデフォルトの [一容量] になります。

[Mix] オプション



分注したサンプルをチップの中で混合できます。このオプションを有効にすると、操作画面に [Mix] アイコンと [Mix 設定] が表示されます。混合容量と、手動での混合か最大 99 回の自動混合サイクルかを指定できます。

[ブローアウト] オプション



ブローアウトがデフォルトで有効になっている操作モードで、自動ブローアウトを無効にすることができます。このオプションを無効にすると、操作画面に [ブローアウトオフ] アイコンが表示されます。[ブローアウト] オプションが無効になっていても手動ブローアウトは実行できます。

[サイクルカウンター] オプション

15
サイクル数

1 回の吸引、1 回の吐出、およびブローアウトで構成する各ピペッティングサイクルをカウントします。このオプションを有効にすると、操作画面に [サイクル数設定] が表示されます。

[オートペース] オプション



0.1 ～ 30 秒の範囲でユーザー設定可能な間隔で一定量の吐出を自動的に実行します。連続分注モードでのみ利用できます。このオプションを有効にすると、操作画面に [オートペース] アイコンが表示されます。

設定

各操作モードで利用できるピペット設定が、操作画面右側に表示されます。容量と速度の設定はすべての操作モードで共通です。サイクル数と Mix の設定オプションが利用可能な操作モードで、これらのオプションが有効になっていると、その設定が表示されます。

一般的に、次の手順で設定を選択して変更できます。

1. ▶ で [設定] 画面にアクセスします
2. ▲ または ▼ で設定の間を移動し、設定を強調表示します。
3. ● または ▶ で編集できる状態にします。
4. ◀ または ▶ で粗調整し、▲ または ▼ で微調整します。値を素早くスクロールするには、丸ボタンを押したままにします。

オプション固有の設定の中には、別途手順が必要なものがあります。操作モードを終了しても、その操作モードに再度アクセスするとすべての設定が維持されています。

[容量設定]

吸引するサンプルの容量を設定できます。最小容量と最大容量は、使用している E4 XLS ピペットモデルで決まります。表示される容量設定の種類は、操作モードで有効および無効にしているオプションによって異なります。

200.0μL
容量

[一容量]：1 つの容量を設定して、吸引・吐出で使用できます。この設定をアクティブにすると、[容量設定] に [容量] と表示されます。これはすべての操作モードのデフォルトの容量設定であり、また基本モードで使用できる唯一の容量設定です。

30.0μL
固定量 4

[固定量]：14 個の事前設定容量のいずれかを表から選択できます。この設定は [固定量] オプションを有効にしている場合에만表示されます。この設定をアクティブにすると、[容量設定] に [固定量 X] と表示されます。たとえば、[固定量 3] と表示されている場合は、表にある 3 番目の容量が表示されています。

100.0μL
容量 1 / 16

[容量シーケンス]：最大で 16 個の事前設定容量を容量の表から連続して選択できます。この設定は [容量シーケンス] オプションを有効にしている場合에만表示されます。この設定をアクティブにすると、[容量設定] に [容量 X/X] と表示されます。たとえば、[容量 2/4] は、表から連続して選択した 4 つの容量のうち、2 番目のものが表示されています。この容量値と番号はサイクルの完了ごとに増加します。

[速度設定]

吸引、吐出、および Mix の速度を 1 (最低速) から 10 (最高速) の範囲で設定できます。最高速の設定は水性サンプルに最適で、最低速の設定は粘性サンプル、発泡性サンプル、壊れやすいサンプル、せん断に弱いサンプルに最適です。大容量の E4 XLS 基本モデルの最大速度設定は、吸引中の「噴水状態」(空気の混入) を防止するために制限されています。すべての速度の一覧については付録 A を参照してください。

10
速度

[一速度]：吸引と吐出の両方に使用する 1 つの速度値を設定できます。基本モードでは、この速度設定のみ使用可能です。

10 10
▲▼ 速度

[複数速度]：吸引、吐出、および Mix の速度を別々に設定できます。当初は、吸引速度と吐出速度 ([吸引/吐出速度]) が表示されます。操作中は、アクションを実行するたびに設定値と現在の動作 ([吸引速度]、[吐出速度]、または [Mix 速度]) が設定に表示されます。

[サイクル数]

15
サイクル数

1 回のサイクルは吸引と吐出の後にブローアウトが続いて完了します。操作モードの現在のサイクル数が表示され、1 回のサイクルが完了するたびに増加します。0 ~ 99,999 の範囲でサイクル数を設定できます。この設定は、[サイクルカウンター] オプションを有効にしている場合にのみ表示されます。

[Mix]

40.0μL
Mix 8

40.0μL
Mix 手動

吐出後にチップ内で混合が可能です。Mix 容量、最大 99 回の自動 Mix サイクル、または手動 Mix を選択できます。この設定は、[Mix] オプションを有効にしている場合にのみ表示されます。最小容量と最大容量は、E4 XLS ピペットのサイズで決まります。自動 Mix サイクルを使用しているときは、設定に設定容量と Mix サイクル数 ([Mix X]) が表示されます。このサイクル数は、設定したサイクル数に達するまで、1 回の Mix サイクルが完了するたびに増加します。手動 Mix を使用しているときは、設定に設定容量と [Mix 手動] が表示されます。

1.6 ピペットの使用

1.6.1 ピペッティングのガイドライン

E4 XLS ピペットは、ピペッティングの一貫性を推進する機能を備えています。なお、以下のガイドラインに従う必要があります。

- チップを浸す深さを一定にする
- 垂直から 20° の範囲内にピペットを保持する
- 実際の取り込みの前にサンプルの吸引と吐出を繰り返してチップを 2 回プレリンスする
- チップに液体が入った状態のピペットを逆さにしたり、水平に置いたりしない

適切なピペッティングテクニックの詳細については、メトラー・トレドの Web サイト www.mt.com/rainin をご参照ください。

1.6.2 チップの選択および取り付け

Rainin のピペットとチップは共にピペッティングシステムとして設計されています。E4 XLS ピペットは Rainin チップを使用して校正します。公開されている仕様どおりの性能は、Rainin チップの使用を条件として保証されています。

チップを取り付けるには、E4 XLS のシャフトをチップ先端に軽い力で押し込みます。LTS タイプでも汎用タイプでも、チップはわずかな力でシャフトに問題なく密着するので、必要以上に強い力をかけないようにします。

1.6.3 チップを浸す深さ

サンプルへチップを浸す深さの推奨値を、モデル別に示します。

モデル	容量範囲	浸す深さ
10 μL	0.5 ~ 10 μL	1 ~ 2 mm
20 μL	2 ~ 20 μL	2 ~ 3 mm
100 μL	10 ~ 100 μL	2 ~ 3 mm
200 μL	20 ~ 200 μL	3 ~ 6 mm
300 μL	20 ~ 300 μL	3 ~ 6 mm
1000 μL	100 ~ 1000 μL	3 ~ 6 mm
2000 μL	200 ~ 2000 μL	3 ~ 6 mm
5000 μL	500 ~ 5000 μL	6 ~ 10 mm
10 mL	1 ~ 10 mL	6 ~ 10 mm
20 mL	2 ~ 20 mL	6 ~ 10 mm

チップを浸す深さはとても重要です。推奨値よりも深く浸すと、容量の測定値が正確ではなくなり、仕様から逸脱する可能性があります。また、チップの角度も重要です。図 16 に示すように、ピペットは必ず垂直から 20° の範囲内に保持して使用します。

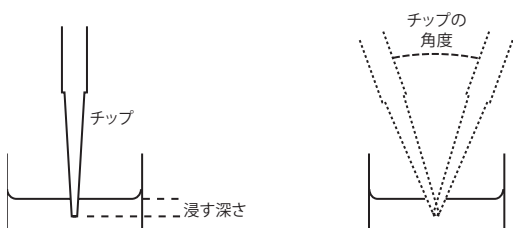


図 16 : チップの浸漬深さとチップの角度

1.6.4 スリープモード

E4 XLS は、ディスプレイとスリープのタイムアウト機能を備え、どちらもバッテリー消費の抑制に効果的です。スリープモードでは電力消費を 98% 削減できます。E4 XLS は、設定時間が経過すると自動的にスリープモードになります。E4 XLS の電源をオフにするには、両方のボタンを押したままにして、警告メッセージを無視します。

- **画面消灯。** 非使用状態がユーザー指定の時間を超えて継続すると、ディスプレイの輝度が下がります。画面消灯から E4 XLS をウェイクアップさせるには、いずれかのソフトキーを押すか、丸ボタンを任意の方向に押します。

注意：ソフトキーまたは丸ボタンで画面消灯を終了すると、E4 XLS は使用可能モードに戻ります。関連するソフトキー機能や丸ボタンコマンドは実行されません。

- **スリープ機能。** 非使用状態がユーザー指定の時間を超えて継続すると、ディスプレイの電源がオフになり、低消費電力状態になります。スリープモードから E4 XLS をウェイクアップさせるには、いずれかのソフトキーを押します。ピペットが初期化され、起動画面がしばらく表示された後、スリープモードになる前にアクセスしていた画面が復元されます。

これらのタイムアウト機能の時間設定を変更する方法については、19 ページの「セットアップモード」を参照してください。スリープモードのほか、E4 XLS の電源を完全にオフにすることもできます。使用していない時間が 16 時間を超えると、E4 XLS の電源は自動的にオフになります。すぐに電源をオフにするには、両方のソフトキーを同時に押したままにします。5 秒後にブザーが 2 回鳴り、電源がオフになることを知らせる警告画面が表示されます。そのまま両方のソフトキーを押した状態を続けると、5 秒後に電源がオフになります。電源をオンにするには、いずれかのソフトキーを押します。

1.6.5 ヘルプ

手順を追った操作方法を案内し、特定の画面、メニュー項目、設定、オプションの詳細情報を提供するスクリーンヘルプが用意されています。

- メニューのヘルプ：特定のメニュー項目についての情報を表示するには、その項目を強調表示して **【ヘルプ】** を選択します。
- 設定とオプションのヘルプ：現在の画面にある特定の設定またはオプションについての情報を表示するには、その項目を強調表示して **【ヘルプ】** を選択します。

注意：どの操作モードでも、そのモードの操作画面にある最初の設定のヘルプに操作方法が記載されています。

- 一般情報：画面によっては、特定の項目を強調表示しなくても、一般情報や操作方法を直接表示できます。このような画面では、画面を表示すると直ちに **【ヘルプ】** を利用できるようになっています。

注意：基本モードの場合のみ、モードの操作画面の一般的なヘルプに操作方法が記載されています。

ヘルプを終了して元の画面に戻るには **【戻る】** を選択します。

1.6.6 フィルター

E4 XLS の 5000 μ L、10 mL、20 mL の各ピペットでは、シャフトの先端にフィルターを装着できます。シャフトに液体が侵入してピストンが汚染され、吸引中にプランジャーが急激に動くようになる不具合を防止できます。大容量のピペッティングではフィルターの使用をお勧めします。一度濡れたフィルターは交換しましょう。

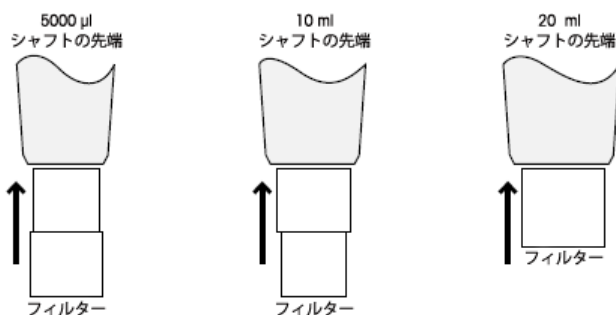


図 17：フィルターの向き

5000 μ L および 10 mL のピペット

これらのピペットでは、同じフィルターを図 17 に示すように使用します。

5000 μ L：直径の小さい側をシャフトに差し込みます。

10 mL：直径の大きい側をシャフトに差し込みます。

6190-164 (品番：17001944 100個パック) 6190-165 (品番：17001945 1000個パック)

20 mL ピペット

フィルターの直径が円筒状です。6190-221 (品番：17001951 100個パック)

6190-222 (品番：17001952 500個パック)

1.7 E4 XLS の容量範囲およびきざみ

E4 XLS の各モデルの容量範囲を以下の表に示します。

シングルチャンネル E4 XLS モデル

容量 (μL)	調整範囲 (μL)	推奨範囲 (μL)	きざみ (μL)
10	0 ~ 10	0.5 ~ 10	0.01
20	0 ~ 20	2 ~ 20	0.02
100	0 ~ 100	10 ~ 100	0.1
200	0 ~ 200	20 ~ 200	0.2
300	0 ~ 300	20 ~ 300	0.2
1000	0 ~ 1000	100 ~ 1000	1
2000	0 ~ 2000	200 ~ 2000	2
5000	0 ~ 5000	500 ~ 5000	5
10 mL	0 ~ 10 mL	1 ~ 10 mL	10
20 mL	0 ~ 20 mL	2 ~ 20 mL	20

マルチチャンネル/アジャスタブルスパーサーモデル

容量 (μL)	調整範囲 (μL)	推奨範囲 (μL)	きざみ (μL)
10	0 ~ 10	0.5 ~ 10	0.01
20	0 ~ 20	2 ~ 20	0.02
50	0 ~ 50	5 ~ 50	0.05
100	0 ~ 100	10 ~ 100	0.1
200	0 ~ 200	20 ~ 200	0.2
300	0 ~ 300	20 ~ 300	0.2
1200	0 ~ 1200	100 ~ 1200	1

1.8 E4 XLS のサウンドアラーム

一般的なサウンドアラーム

- 吸引の完了：高音のチャイム
- 吐出の完了：中音のチャイム
- ブローアウトの完了：低音のチャイム
- リセットの実行：2 回の高音のブザー音
- リセットの完了 (ピストンはホーム位置)：低音のチャイム
- ソフトキー機能へのアクセス：短いクリック音
- メニューのナビゲーション：擦過音

- メニュー項目の選択：短いクリック音
- 設定またはオプションの選択：短いクリック音
- 値の設定またはオプションの編集：短いクリック音
- エラーの設定（最小/最大設定への到達）：バズ音
- キャンセル：擦過音
- バッテリー残量警告：2 回の高音のブザー音
- サービスアラーム：2 回の高音のブザー音

モード固有のサウンドアラーム

- 連続分注モード：最後の分注が完了した後、2 番目の中音でチャイム音が鳴ります。
- 手動モード：[容量設定] で設定した値を完全に吸引または吐出したときにのみ、吸引および吐出の完了アラームが鳴ります。
- 滴定モード：高速吐出の後、[容量設定] で設定した値を完全に吐出した場合にのみ、吐出完了のアラームが再度鳴ります。

1.9 セットアップモード

セットアップモードでは、一般的なピペット設定を個人設定できます。ユーザー設定可能なサービスアラームも有効にすることができます。セットアップモードでデフォルトのメニューレベルはレベル1です。セットアップモードにアクセスするには、メインメニューで ◀ または ▶ で[セットアップ]を強調表示し、●、▲、または ▼ を使用します。

セットアップページのナビゲーション

- ▲ または ▼ で設定の間を移動し、設定を強調表示します。
- ページ間を移動するには、ページにある最初の設定または最後の設定で ▲ または ▼ を使用するか、任意の状態で ◀ を使用します。現在のページ番号は、各画面の左上に表示されています。
- [ヘルプ] を使用すると、強調表示した項目の詳細を表示できます。
- [メイン] を使用すると、メインメニューに戻ります。

- サウンドとディスプレイの設定

サウンド、ディスプレイ、およびタイムアウトで利用可能な設定を図 18 に示します。

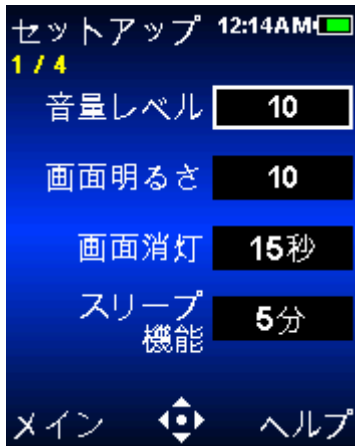


図 18 : セットアップモード : 1/4 ページ

[音量レベル]

E4 XLS のアラームに使用する音量設定です。1 ～ 10 の範囲の音量レベルまたは [オフ] を選択できます。

1. ● または ► で編集できる状態にします。
2. ◀ または ► で音量を [オフ]、5、または 10 に設定し、▲ または ▼ で音量を 1 桁ずつ設定します。
▼ または ◀ を 1 の位置で使用すると [オフ] になります。
3. [完了] または ● で保存します。

[画面明るさ]

E4 XLS のディスプレイの輝度を設定します。1 ～ 10 の範囲で値を選択でき、1 は最も暗く、10 は最も明るい設定です。

1. ● または ► で編集できる状態にします。
2. ◀ または ► で概略値を設定し、▲ または ▼ で設定します。画面の明るさは、設定を変更すると自動的に調整されます。
3. [完了] または ● で保存します。

[画面消灯]

画面消灯は、バッテリーの消耗を抑えるために、一定の非使用状態時間の経過後にディスプレイを暗くします。5 ～ 120 秒の範囲の時間、または [なし] を選択できます。

注意：画面消灯から E4 XLS をウェイクアップさせるには、いずれかのソフトキーを押すか、丸ボタンを任意の方向に押します。

1. ● または ► で編集できる状態にします。
2. ◀ または ► で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。
3. [完了] または ● で保存します。

[スリープ機能]

スリープ機能は、バッテリーの消耗を抑えるために、一定の非使用状態時間の経過後にディスプレイの電源をオフにします。1 ～ 60 分の範囲で時間を選択できます。

注意：充電中の E4 XLS は、サイクルが完了していない場合はスリープモードになりません。たとえば、吸引は完了していても吐出していない場合です。スリープモードから E4 XLS をウェークアップさせるには、いずれかのソフトキーを押します。充電中ではない E4 XLS は、サイクルが完了していない場合、設定時間経過後も 15 分間はスリープモードになりません。中断したサイクルは、充電中ではない場合に最長 18 時間まで回復可能です。

1. ● または ► で編集できる状態にします。
2. ◀ または ► で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細に設定します。
3. [完了] または ● で保存します。

日時の設定

利用可能な日時の設定を図 19 に示します。



図 19：セットアップモード：2/4 ページ

[時間]

現在の時刻を 24 時間制の HH:MM:SS の形式で表示します。E4 XLS のどの画面でも右上に時刻が表示されます。

1. ● または ► で編集できる状態にします。
2. 「時」の部分が選択状態になります。◀ または ► で時、分、秒の設定の間を移動します。
3. ▲ または ▼ で値を変更します。
4. [完了] または ● で保存します。

[日付]

現在の日付形式を使用して現在の日付を表示します。

1. ● または ► で編集できる状態にします。
2. 最初のフィールドが選択状態になります。◀ または ► で他の 2 つの日付フィールドとの間を移動します。
3. ▲ または ▼ で値を変更します。
4. [完了] または ● で保存します。

[時間形式]

画面上に表示される時刻の形式です。24 時間制または 12 時間制を選択するか、[なし] を選択して時刻を非表示にします。

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. ▲ または ▼ で表示形式を選択します。
3. [完了] または ● で保存します。E4 XLS のすべての画面で時間形式が直ちに更新されます。

[日付形式]

日付設定の年月日の形式です。[月/日/年]、[年/月/日]、および [日/月/年] の形式を選択できます。

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. ▲ または ▼ で形式を選択します。
3. [完了] または ● で保存します。日付の設定が自動的に更新されます。

ユーザー環境設定

利用可能なユーザー環境設定を図 20 に示します。

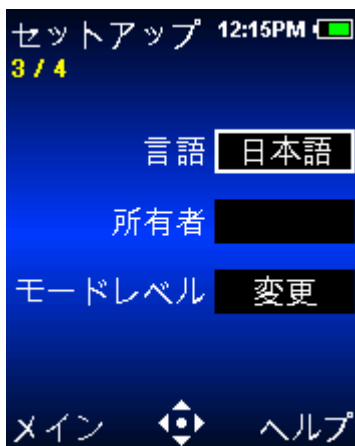


図 20 : セットアップモード : 3/4 ページ

[言語]

英語、日本語、中国語、フランス語、スペイン語、またはドイツ語の各言語を選択できます。

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. ▲ または ▼ で言語を選択します。
3. [完了] または ● で保存します。E4 XLS の画面に表示されるテキストは、直ちに新しい言語に更新されます。

[所有者]

ヒップの所有者を指定する設定です。最大で 16 文字を入力できます。所有者名は起動画面にも表示されます。

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. 最初の文字が選択状態になります。◀ または ▶ で他の文字の間を移動します。

3. ▲ で大文字、数字、小文字、特殊文字の順序で文字を選択できます。▼ で選択の順序をいつでも逆転でき、A の所で ▼ で空白文字を挿入できます。
4. [完了] または ● で保存します。

[モードレベル]

レベルⅠメニューまたはレベルⅡメニューで選択できる操作モードをカスタマイズできます。必要に応じ、メニューレベル間でモードのアクセス権限を移動できます。モードのメニューレベルを変更すると、そのモードは、その割り当て先メニューでのみ使用可能になります。

モード	レベル
基本モード	レベルⅠ
アドバンス	レベルⅠ
連続分注	レベルⅠ
マニュアル	レベルⅠ
リバース	レベルⅡ
希釈	レベルⅡ
滴定	レベルⅡ
セットアップ	レベルⅠ

1. ● または ▶ でモードメニューの表を表示します。
2. ▲ または ▼ でモードのレベルを強調表示します。
3. ● で、編集できる状態にします。
4. ▲ または ▼ でレベルⅠメニューまたはレベルⅡメニューを選択します。
5. [完了] または ● で保存します。
6. [完了] で表を終了します。選択したメニューに、メニュー項目としてモードが直ちに表示されます。

アラーム

実行したサイクルの回数または使用日数に基づいてサービスアラームを設定できます。アラームのオプションと設定を図 21 に示します。

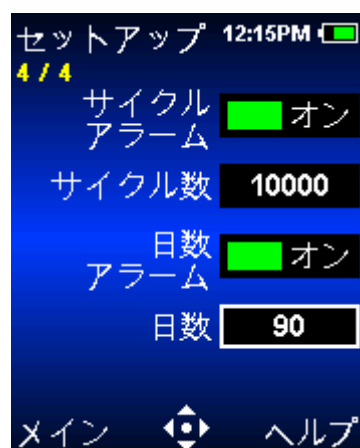


図 21 : セットアップモード : 4/4 ページ

[サイクルアラーム]

ここで設定した回数の吸引と吐出を実行すると、ピペットのサービスが必要であることがサイクルアラームから通知されます。サイクルアラームを設定する手順は次のとおりです。

1. ●、◀ または ▶ で [サイクルアラーム] を [オン] にします。
2. ▼ で [サイクル数] 設定を強調表示します。
3. ● または ▶ で編集できる状態にします。
4. ◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。1000 ~ 1000000 の範囲で値を設定できます。

5. **[完了]** で変更を保存します。

[サイクル数] に設定した値に実行サイクル数が達すると、E4 XLS に次の内容が表示されます。

- 画面上のサービスアラーム通知

注意：通知メッセージを終了するソフトキーは次のとおりです。**[続ける]**

- サービスモードの [製品] ページに [サービスアラーム] アイコンが表示されます。

 サービスアラーム
1000000 サイクル 最終サービスから経過

これらの通知は、サイクルアラームをオフにするか、サイクル数の設定をリセットするか、サービスを実施するまで表示されたままになります。

[日数アラーム]

ここで設定した日数までピペットを使用すると、ピペットのサービスが必要であることが日数アラームから通知されます。日数アラームを設定する手順は次のとおりです。

1. ●、◀、または ▶ で [日数アラーム] を [オン] にします。
2. ▼ で [日数] 設定を強調表示します。
3. ● または ▶ で編集できる状態にします。
4. ◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細に設定します。1 ～ 1000 の範囲で値を設定できます。

5. **[完了]** で変更を保存します。

[日数] に設定した値に使用日数が達すると、E4 XLS に次の内容が表示されます。

- 画面上のサービスアラーム通知

注意：通知メッセージを終了するソフトキーは次のとおりです。**[続ける]**

- サービスモードの [製品] ページに [サービスアラーム] アイコンが表示されます。

 サービスアラーム
369 日数 最終サービスから経過

これらの通知は、日数アラームをオフにするか、日数の設定をリセットするか、サービスを実施するまで表示されたままになります。

1.10 E4 XLS の動作モード

設定の編集と操作に関する一般的な情報については、7 ページの「基本操作 - 基本モードの使用」に説明があります。設定と操作の詳細な説明は、7 ページの「オプションおよび設定」にあります。ここでは、E4 XLS の操作モードごとにモード固有の情報と操作方法を説明します。

基本モード



基本モードは、ラボの基本的なピペッティングのニーズに対応しています。吸引と吐出の両方に使用する 1 つの容量と 1 つの速度を選択できます。基本モードでデフォルトのメニューレベルはレベル 1 です。基本モードにアクセスするには、メインメニューで ◀ または ▶ で **[基本モード]** を強調表示し、●、▲、または ▼ を使用します。

オプションおよび設定

- オプション : なし
- 設定 : 1 つの容量と 1 つの速度
- ブローアウト : 自動および手動繰り返し

アドバンスモード



アドバンスモードでは、E4 XLS のアドバンスピペッティングオプションをすべて利用できます。アドバンスモードでデフォルトのメニューレベルはレベルⅠです。アドバンスモードにアクセスするには、メインメニューで ◀ または ▶ で [アドバンス] を強調表示し、●、▲、または ▼ を使用します。

オプションおよび設定

- オプション : [固定量]、[容量シーケンス]、[Mix]、[ブローアウト]、[サイクルカウンター]
- 設定 : [一容量] と [固定量]、[容量シーケンス]、[複数速度]、[Mix]、[サイクル数]
- ブローアウト : 自動および手動

オプションの選択

1. [オプション] で [オプション] 画面を開きます。
2. ▲ または ▼ でオプションの間を移動して目的のオプションを強調表示します。▲ または ▼ をページの最初のオプションまたは最後のオプションで使用すると、ページ間を移動できます。
3. ● または ▶ でオプションをオンまたはオフにします。
4. [完了] または ◀ で保存し、操作画面に戻ります。

設定の編集

設定を編集するときに値を素早くスクロールするには、丸ボタンを押したままにします。

1. ▶ で設定画面を開きます。
2. ▲ または ▼ で設定の間を移動して目的の設定を強調表示します。

[一容量]

[容量] が [容量設定] に表示されます。

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. ◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。
3. [完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。
4. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[固定量]

[固定量] が [容量設定] に表示されます。この設定を表示するには [オプション] をオンにする必要があります。● または ▶ で容量の表を表示します。現在選択している容量がこの表の中で強調表示されています。

固定量 μL			
1.	6.0	8.	80.0
2.	10.0	9.	100.0
3.	20.0	10.	120.0
4.	30.0	11.	140.0
5.	40.0	12.	160.0
6.	50.0	13.	180.0
7.	60.0	14.	200.0

- 事前設定の容量を選択するには、丸ボタンで容量を強調表示します。表では、アクティブなセル (白文字) のみを選択できます。[完了] で設定し、表を終了します。
- 表の中でアクティブなセルを追加または削除するには、丸ボタンで最後のセルを強調表示します。[最終量] で強調表示したセルの上にセルが追加されるか、強調表示したセルの下にあるセルが削除されます。
- 事前設定容量を編集するには、丸ボタンでその容量を強調表示し、● または ▶ で編集できる状態にします。アクティブなセルと非アクティブなセルの両方を編集できます。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。[完了] または ● で保存します。必要に応じて他の容量でも同じ手順を実行します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。
注意：何も選択せずに表を終了すると、容量設定は最後に編集した容量に設定されます。
- [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[容量シーケンス]

[容量 X/X] が [容量設定] に表示されます。この設定を表示するには [オプション] をオンにする必要があります。● または ▶ で容量の表を表示します。

シーケンス量 μL			
1.	4.0	9.	100.0
2.	10.0	10.	100.0
3.	20.0	11.	100.0
4.	25.0	12.	100.0
5.	30.0	13.	100.0
6.	100.0	14.	100.0
7.	100.0	15.	100.0

- 事前設定容量のシリーズを選択するには、丸ボタンでシリーズの最後の容量を強調表示します。表では、アクティブなセル (白文字) のみを選択できます。[最終量] で設定します。[完了] で表を終了します。
- 事前設定容量を編集するには、丸ボタンでその容量を強調表示し、● または ▶ で編集できる状態にします。アクティブなセルと非アクティブなセルの両方を編集できます。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。[完了] または ● で保存します。必要に応じて他の容量でも同じ手順を実行します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。
注意：[最終量] を設定せずに表を終了すると、最後に選択した [最終量] が保持されます。
- [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[速度]

- または ▶ で個々の操作速度を表示します。

注意：Mix 操作速度は、[Mix] オプションを有効にしている場合にのみ表示されます。

サイクル速度	
吸引	7
吐出	10
Mix	5

- ▲ または ▼ で設定を強調表示し、● または ▶ で編集できる状態にします。
- ◀ または ▶ で概略の速度を 1、5、または 10 に設定し、▲ または ▼ で詳細な速度を 1 桁ずつ設定します。
- [完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。
- [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[Mix]

この設定を表示するには [オプション] をオンにする必要があります。● または ▶ で Mix 設定を表示します。▲ または ▼ で設定を強調表示します。



1. 容量を変更するには、● または ▶ で編集できる状態にします。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。[完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。
2. サイクル数を変更するには、● または ▶ で編集できる状態にします。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で最大値である 99 サイクルまでの範囲で詳細に設定します。▼ を [1] の位置で使用すると手動になります。[完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。
3. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[サイクル数]

この設定を表示するには [オプション] をオンにする必要があります。

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. [リセット] でカウンターをゼロにリセットします。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。
3. [完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。
4. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

操作

操作画面の左上にアクティブな操作が表示されます。吸引と吐出の際に丸ボタンを押したままにする必要はありません。E4 XLS は自動的に操作を完了します。操作のどの段階でも次の操作が可能です。

- [リセット]: チップを空にしてピペットの動作を [吸引] にリセットします。
- [メイン]: 現在のモードにアクセスする前のメニューを表示します。
- [ヘルプ]: 強調表示された設定に関する一般的な情報を提供します。[容量設定] のヘルプに操作方法が記載されています。

一容量操作と固定量操作

1. 一容量操作では手順 2 に進みます。固定量操作では、必要に応じて ◀ を使用し、表の中で次の順番にある固定量を選択します。
2. ● または ▲ で吸引します。
3. ● または ▼ で吐出します。自動ブローアウトを有効にしている場合は、各吐出の後でブローアウトが発生します。[Mix] オプションを有効にしている場合は、次の動作が発生します。
 - 設定したサイクル数を選択している場合は、各吐出の後で混合が自動的に実行されます。自動ブローアウトを有効にしている場合は、混合の後でブローアウトが発生します。[一時停止] でいつでも混合を中断でき、[再開] で再開できます。
 - 手動を選択している場合は、吐出後に ▼ を押したままにして混合サイクルを実行します。丸ボタンを離すまで混合が継続します。有効にした自動ブローアウトは混合の後で実行されます。
4. ▼ または [リセット] を必要に応じて使用し、手動でブローアウトを実行します。

容量シーケンス操作

1. ◀ を必要に応じて使用し、表の中で次の順番にある事前設定のシリーズ容量を選択します。
2. ● または ▲ で吸引します。

3. ● または ▼ で吐出します。自動ブローアウトを有効にしている場合は、各吐出の後でブローアウトが発生します。吐出のたびに、[容量設定] のシリーズ番号が増加します。[Mix] オプションを有効にしている場合は、次の動作が発生します。
 - 設定したサイクル数を選択している場合は、各吐出の後で混合が自動的に実行されます。自動ブローアウトを有効にしている場合は、混合の後でブローアウトが発生します。[一時停止] でいつでも混合を中断でき、[再開] で再開できます。
 - 手動を選択している場合は、吐出後に ▼ を押したままにして混合サイクルを実行します。丸ボタンを離すまで混合が継続します。有効にした自動ブローアウトは混合の後で実行されます。
4. ▼ または [リセット] を必要に応じて使用し、手動でブローアウトを実行します。
5. シリーズが完了するまで上記の手順を繰り返します。

連続分注モード



連続分注モードでは、ユーザー設定可能な自動分注間隔で、一定量の分注を複数回実行できます。連続分注モードでデフォルトのメニューレベルはレベルⅠです。連続分注モードにアクセスするには、メインメニューで ◀ または ▶ で [連続分注] を強調表示し、●、▲、または ▼ を使用します。

オプションおよび設定

- オプション : [容量シーケンス]、[オートペース]
- 設定 : [一容量] (分注の数と容量)、[容量シーケンス]、[複数速度]
- ブローアウト : 手動

オプションの選択

1. [オプション] で [オプション] 画面を開きます。
2. ▲ または ▼ でオプションの間を移動して目的のオプションを強調表示します。

[容量シーケンス]

- または ▶ でオプションをオンまたはオフにします。

1. [完了] または ◀ で保存し、操作画面に戻ります。

[オートペース]

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. 0.1 ~ 30 秒の範囲で間隔を設定できます。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。◀ を [2.0] の位置で使用するか、▼ を [0.1] の位置で使用すると、オートペースはオフになります。
3. [完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。
4. [完了] で操作画面に戻ります。

設定の編集

設定を編集するとき値を素早くスクロールするには、丸ボタンを押したままにします。

1. ▶ で設定画面を開きます。
2. ▲ または ▼ で設定の間を移動して目的の設定を強調表示します。

[一容量] - 分注回数に基づいた吐出

1. [分注回数設定] を強調表示します ([分注回数])。● または ▶ で編集できる状態にします。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。[完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。

注意：[分注回数設定] には、現在の [分注量の設定] の下で合計分注量が最大ピペット容量を超えない値のみを設定できます。目的の値を選択できない場合は、[分注量の設定] を小さい値に変更します。新しい [分注回数設定] と既存の [分注量の設定] に基づいて [容量設定] が自動的に調整されます。

2. 必要に応じ、[分注量の設定] を強調表示して ([分注量]) 分注量を設定します。● または ▶ で編集できる状態にします。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。[完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。

注意：[分注量の設定] には、現在の [分注回数設定] の下で合計分注量が最大ピペット容量を超えない値のみを設定できます。新しい [分注量の設定] と既存の [分注回数設定] に基づいて [容量設定] が自動的に調整されます。

3. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[一容量] - 分注量に基づいた吐出

1. [分注量の設定] を強調表示します ([分注量])。● または ▶ で編集できる状態にします。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。[完了] または ● で保存します。[キャンセル] を使用すると、変更を保存せずに終了します。

注意：[分注量の設定] には、現在の [分注回数設定] の下で合計分注量が最大ピペット容量を超えない値のみを設定できます。目的の値を選択できない場合は、[分注回数設定] を小さい値に変更します。新しい [分注量の設定] と既存の [分注回数設定] に基づいて [容量設定] が自動的に調整されます。

2. 必要に応じ、[分注回数設定] を強調表示して ([分注量]) 分注回数を設定します。● または ▶ で編集できる状態にします。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。[完了] または ● で保存します。[キャンセル] を使用すると、変更を保存せずに終了します。

注意：[分注回数設定] には、現在の [分注量の設定] の下で合計分注量が最大ピペット容量を超えない値のみを設定できます。新しい [分注回数設定] と既存の [分注量の設定] に基づいて [容量設定] が自動的に調整されます。

3. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[容量シーケンス]

これらの設定を表示するには [オプション] をオンにする必要があります。最初の設定である容量情報 ([容量 X/X]) には、分注量シリーズのすべてまたは一部の吐出に必要な合計吸引容量が表示されます。シリーズ全体の吐出に必要な吸引が 1 回の場合、[容量 1/1] と表示されます。シリーズの容量がピペットの最大容量を超える場合、吸引は複数の回数に分割され、[容量 X/X] が表示されます。たとえば、2 回の吸引が必要な場合は、最初の吸引操作で [容量 1/2] と表示されます。次の容量の吸引が必要になると、数値が増加して [容量 2/2] に変化します。

1. 事前設定容量のシリーズを選択するには、[分注回数設定] を強調表示します ([分注 X/X])。● または ▶ で容量の表を表示します。丸ボタンでシリーズの最後の容量を強調表示します。表では、アクティブなセル (白文字) のみを選択できます。[最終量] で設定します。[完了] で表を終了します。
2. 事前設定容量を編集するには、丸ボタンでその容量を強調表示し、● または ▶ で編集できる状態にします。アクティブなセルと非アクティブなセルの両方を編集できます。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細に設定します。[完了] または ● で保存します。必要に応じて他の容量でも同じ手順を実行します。[キャンセル] を使用すると、変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。

注意：[最終量] を設定せずに表を終了すると、最後に選択した [最終量] が保持されます。
[完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[速度]

1. ● または ▶ で個々の操作速度を表示します。
2. ▲ または ▼ で設定を強調表示し、● または ▶ で編集できる状態にします。
3. ◀ または ▶ で概略の速度を 1、5、または 10 に設定し、▲ または ▼ で詳細な速度を 1 桁ずつ設定します。
4. [完了] または ● で保存します。[キャンセル] を使用すると、変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。
5. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

サイクル速度	
吸引	7
吐出	10

操作

操作画面の左上にアクティブな操作が表示されます。吸引と吐出の際に丸ボタンを押したままにする必要はありません。E4 XLS は自動的に操作を完了します。操作のどの段階でも次の操作が可能です。

- [リセット]：チップを空にしてピペットの動作を [吸引] にリセットします。
- [メイン]：現在のモードにアクセスする前のメニューを表示します。
- [ヘルプ]：強調表示された設定に関する一般的な情報を提供します。[容量設定] のヘルプに操作方法が記載されています。

一容量操作

1. ● または ▲ で吸引します。
2. ● または ▼ で最初の容器に吐出します。
 - [オートペース] オプションが無効の場合は、次の容器にチップを移動します。▼ で再度吐出します。残りの分注ごとにこの手順を実行します。吐出のたびに、[分注回数設定] のシリーズ番号が増加します。
 - [オートペース] オプションが有効な場合は、[自動吐出] と表示されます。次の容器にチップを置きます。操作画面上部にインターバルカウンターが表示されます。設定したインターバルが経過すると、分注量が自動的に吐出されます。残りの分注ごとにこの手順を実行します。吐出のたびに、[分注回数設定] のシリーズ番号が増加します。
3. すべての分注量の吐出が完了すると [ブローアウト] と表示されます。▼ または [リセット] でブローアウトを実行します。▼ または [リセット] を再度使用して、ブローアウトを繰り返すことができます。

容量シーケンス操作

1. ◀ を必要に応じて使用し、表の中で次の順番にある事前設定のシリーズ容量を選択します。
2. ● または ▲ で吸引します。
3. ● または ▼ で最初の容器に吐出します。
 - [オートペース] オプションが無効の場合は、次の容器にチップを移動します。▼ で再度吐出します。残りの分注ごとにこの手順を実行します。[分注回数設定] にはシリーズの各分注の容量が表示され、吐出のたびにシリーズ容量番号が増加します。
 - [オートペース] オプションが有効な場合は、[自動吐出] と表示されます。次の容器にチップを置きます。操作画面上部にインターバルカウンターが表示されます。設定したインターバルが経過すると、分注量が自動的に吐出されます。残りの分注ごとにこの手順を実行します。[分注回数設定] にはシリーズの各分注の容量が表示され、吐出のたびにシリーズ容量番号が増加します。

4. すべての分注量の吐出が完了すると **[ブローアウト]** と表示されます。▼ または **[リセット]** でブローアウトを実行します。▼ または **[リセット]** を再度使用して、ブローアウトを繰り返すことができます。
5. シリーズ全体の吐出に複数の吸引容量が必要な場合は、**[容量情報設定]** のシリーズ番号が増加し、**[吸引]** と表示されます。
6. シリーズが完了するまで上記の手順を繰り返します。

手動モード



手動モードでは、E4 XLS の丸ボタンにより、手作業のピペット操作を模擬的に実現します。さらに、正確な容量の増分を精密に制御することで、測定した容量のサンプルを吸引・吐出できます。手動モードでデフォルトのメニューレベルはレベルⅠです。手動モードにアクセスするには、メインメニューで ◀ または ▶ で **[マニュアル]** を強調表示し、●、▲、または ▼ を使用します。

オプションおよび設定

- オプション：[固定量]、[サイクルカウンター]
- 設定：[一容量] と [固定量]、[一速度]、[サイクル数]
- ブローアウト：手動

オプションの選択

1. **[オプション]** で **[オプション]** 画面を開きます。
2. ▲ または ▼ でオプションの間を移動して目的のオプションを強調表示します。
3. ● または ▶ でオプションをオンまたはオフにします。
4. **[完了]** または ◀ で保存し、操作画面に戻ります。

設定の編集

設定を編集するときに値を素早くスクロールするには、丸ボタンを押したままにします。

1. ▶ で設定画面を開きます。
2. ▲ または ▼ で設定の間を移動して目的の設定を強調表示します。

[一容量]

[容量設定] に **[容量]** が表示されます。この値は、目的の測定量に必要な最大吸引容量を表しています。

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. ◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。
3. **[完了]** または ● で保存します。**[キャンセル]** で変更を保存せずに終了します。
4. **[完了]** で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[固定量]

[固定量 X] が **[容量設定]** に表示されます。この設定を表示するには **[オプション]** をオンにする必要があります。この値は、目的の測定量に必要な最大吸引容量を表しています。● または ▶ で容量の表を表示します。現在選択している容量がこの表の中で強調表示されています。

1. 事前設定の容量を選択するには、丸ボタンで容量を強調表示します。表では、アクティブなセル (白文字) のみを選択できます。**[完了]** で設定し、表を終了します。
2. 表の中でアクティブなセルを追加または削除するには、丸ボタンで最後のエントリとするセルを強調表示します。**[最終量]** で強調表示したセルの上にセルが追加されるか、強調表示したセルの下にあるセルが削除されます。

3. 事前設定容量を編集するには、丸ボタンでその容量を強調表示し、● または ▶ で編集できる状態にします。アクティブなセルと非アクティブなセルの両方を編集できます。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。[完了] または ● で保存します。必要に応じて他の容量でも同じ手順を実行します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。

注意：何も選択せずに表を終了すると、容量設定は最後に編集した容量に設定されます。

4. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[速度]

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. ◀ または ▶ で概略の速度を 1、5、または 10 に設定し、▲ または ▼ で詳細を速度を 1 桁ずつ設定します。
3. [完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。
4. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[サイクル数]

この設定を表示するには [オプション] をオンにする必要があります。

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. [リセット] でカウンターをゼロにリセットします。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。
3. [完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。
4. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

操作

操作画面の左上にアクティブな操作が表示されます。操作のどの段階でも次の操作が可能です。

- [リセット]：チップを空にしてピペットの動作を [吸引] にリセットします。
- [メイン]：現在のモードにアクセスする前のメニューを表示します。
- [ヘルプ]：強調表示された設定に関する一般的な情報を提供します。[容量設定] のヘルプに操作方法が記載されています。

一容量操作と固定量操作

1. 一容量操作では手順 2 に進みます。固定量操作では、必要に応じて ◀ を使用し、表の中で次の順番にある固定量を選択します。
2. ▲ を押したままにして吸引し、任意の時点で ▼ を押したままにして吐出します。[容量設定] に表示された量をすべて吸引してから吐出する必要があります。サンプルの吸引量または吐出量は丸ボタンで直接制御できます。
 - 丸ボタンをその最大位置まで押すと、大容量を短時間で吸引または吐出できます。小容量をゆっくり吸引または吐出するには、目的の速度になるまで丸ボタンをゆっくり押します。
 - 丸ボタンを離すと操作は一時停止します。丸ボタンの操作を再開すると、一時停止した状態から操作が継続します。
 - [ステップ] を使用すると、ソフトキーを押すたびにピペットの最小許容変分量のサンプルを吸引または吐出できます。
 - [容量設定] で設定した容量に達すると、吸引制御が停止します。
3. 吐出を完了した後、必要に応じて ▼ または [リセット] を使用して手でブローアウトします。

容量測定 (一容量操作または固定量操作)

1. 一容量操作では手順 2 に進みます。固定量操作では、必要に応じて ◀ を使用し、表の中で次の順番にある固定量を選択します。
2. ▲ で不定容量のサンプルをチップに吸引します。
 - チップに吸引するサンプル量は丸ボタンで直接制御します。丸ボタンを上側の最大位置まで押すと、大容量を短時間で吸引できます。小容量をゆっくり吸引するには、目的の速度になるまで丸ボタンをゆっくり押します。
 - 丸ボタンを離すと操作は一時停止します。丸ボタンの操作を再開すると、一時停止した状態から操作が継続します。
 - **[ステップ]** でソフトキーを押すたびにピペットの最小可変容量のサンプルを吸引できます。
3. 必要に応じ、▼ をゆっくりと操作してチップから不要な空気を排出します。
4. **[容量設定]** で設定した容量に達すると、吸引制御が停止します。▼ をゆっくり操作するとチップからサンプルまたは空気を排出できます。**[ステップ]** で最小可変容量のサンプルを排出できます。
5. チップ内部の液量レベルがチップの径に一致するまで、上記の手順を必要な回数繰り返します。チップ内部のサンプル容量が操作画面の左下に表示され、測定した容量を表します。
6. ▼ を押したままにするか **[リセット]** でチップからサンプルを排出します。
7. ▼ または **[リセット]** を必要に応じて使用し、手動でブローアウトを実行します。

1.11 レベル II メニュー

レベル II メニューでは、より高度なモードおよびサービスモードを利用できます。サービスモードでは、サービス情報の表示とサービスアラームの設定が可能です。レベル II 操作モードでデフォルトの選択内容には、リバースモード、希釈モード、および滴定モードがあります。

レベル II メニューにアクセスするには、レベル I メニューで ◀ または ▶ で **[レベル II]** を強調表示し、●、▲、または ▼ を使用します。

レベル II メニューのナビゲーション

- ◀ または ▶ でメニュー項目を表示し、選択します。
- ●、▲、または ▼ で選択したメニュー項目を実行します。
- レベル I メニューに戻るには **[レベル I]** を選択します。
- **[前へ]** を使用すると変更内容が保存され、前に表示していた画面に戻ります。
- **[ヘルプ]** を使用すると、強調表示したメニュー項目の詳しい説明を表示できます。
- **[セットアップ]** を、**[レベル I]** を強調表示しているときに使用すると、セットアップモードに直接移動してピペットの設定を変更できます。



図 22 : レベル II メニュー

- リバースモード



リバースモードは、選択した容量にピペットのブローアウト容量を加えた容量を吸引できるようにしたピペッティング技法であり、高濃度な液体や揮発性の液体に適しています。リバースモードでデフォルトのメニューレベルはレベルⅡです。リバースモードにアクセスするには、レベルⅡメニューで◀または▶で[リバース]を強調表示し、●、▲、または▼を使用します。

オプションおよび設定

- オプション：[固定量]、[容量シーケンス]、[ブローアウト]、[サイクルカウンター]
- 設定：[一容量]と[固定量]、[容量シーケンス]、[複数速度]、[サイクル数]
- ブローアウト：自動および手動

オプションの選択

1. [オプション]で[オプション]画面を開きます。
2. ▲または▼でオプションの間を移動して目的のオプションを強調表示します。
3. ●または▶でオプションをオンまたはオフにします。
4. [完了]または◀で保存し、操作画面に戻ります。

設定の編集

設定を編集するとき値を素早くスクロールするには、丸ボタンを押したままにします。

1. ▶で設定画面を開きます。
2. ▲または▼で設定の間を移動して目的の設定を強調表示します。

[一容量]

[容量設定]に[容量]が表示されます。

1. ●または▶で編集できる状態にします。
2. ◀または▶で概略値を設定し、▲または▼で詳細を設定します。
3. [完了]または●で保存します。[キャンセル]で変更を保存せずに終了します。
4. [完了]で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[固定量]

[固定量 X]が[容量設定]に表示されます。この設定を表示するには[オプション]をオンにする必要があります。●または▶で容量の表を表示します。現在選択している容量がこの表の中で強調表示されています。

1. 事前設定の容量を選択するには、丸ボタンで容量を強調表示します。表では、アクティブなセル(白文字)のみを選択できます。[完了]で設定し、表を終了します。
2. 表の中でアクティブなセルを追加または削除するには、丸ボタンで最後のエントリとするセルを強調表示します。[最終量]で強調表示したセルの上にセルが追加されるか、強調表示したセルの下にあるセルが削除されます。

固定量μL	
1. 6.0	8. 80.0
2. 10.0	9. 100.0
3. 20.0	10. 120.0
4. 30.0	11. 140.0
5. 40.0	12. 160.0
6. 50.0	13. 180.0
7. 60.0	14. 200.0

3. 事前設定容量を編集するには、丸ボタンでその容量を強調表示し、● または ▶ で編集できる状態にします。アクティブなセルと非アクティブなセルの両方を編集できます。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。[完了] または ● で保存します。必要に応じて他の容量でも同じ手順を実行します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。

注意：何も選択せずに表を終了すると、容量設定は最後に編集した容量に設定されます。

4. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[容量シーケンス]

[容量 X/X] が [容量設定] に表示されます。この設定を表示するには [オプション] をオンにする必要があります。● または ▶ で容量の表を表示します。

シーケンス量 μL		
1.	4.0	9. 100.0
2.	10.0	10. 100.0
3.	20.0	11. 100.0
4.	25.0	12. 100.0
5.	30.0	13. 100.0
6.	100.0	14. 100.0
7.	100.0	15. 100.0

1. 事前設定容量のシリーズを選択するには、丸ボタンでシリーズの最後の容量を強調表示します。表では、アクティブなセル (白文字) のみを選択できます。[最終量] で設定します。[完了] で表を終了します。
2. 事前設定容量を編集するには、丸ボタンでその容量を強調表示し、● または ▶ で編集できる状態にします。アクティブなセルと非アクティブなセルの両方を編集できます。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。[完了] または ● で保存します。必要に応じて他の容量でも同じ手順を実行します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。

注意：[最終量] を設定せずに表を終了すると、最後に選択した [最終量] が保持されます。

3. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[速度]

1. ● または ▶ で個々の操作速度を表示します。
2. ▲ または ▼ で設定を強調表示し、● または ▶ で編集できる状態にします。
3. ◀ または ▶ で概略の速度を 1、5、または 10 に設定し、▲ または ▼ で詳細な速度を 1 桁ずつ設定します。
4. [完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。
5. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

サイクル速度	
吸引	7
吐出	10

[サイクル数]

この設定を表示するには [オプション] をオンにする必要があります。

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. [リセット] でカウンターをゼロにリセットします。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。
3. [完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。
4. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

操作

操作画面の左上にアクティブな操作が表示されます。吸引と吐出の際に丸ボタンを押したままにする必要はありません。E4 XLS は自動的に操作を完了します。操作のどの段階でも次の操作が可能です。

- **[リセット]** : チップを空にしてピペットの動作を **[吸引]** にリセットします。
- **[メイン]** : 現在のモードにアクセスする前のメニューを表示します。
- **[ヘルプ]** : 強調表示された設定に関する一般的な情報を提供します。**[容量設定]** のヘルプに操作方法が記載されています。

一容量操作と固定量操作

1. 一容量操作では手順 2 に進みます。固定量操作では、必要に応じて ◀ で表の中で次の順番にある固定量を選択します。
2. ● または ▲ で選択した容量にブローアウト容量を加えた容量を吸引します。
3. ● または ▼ で吐出します。自動ブローアウトが有効な場合は、操作画面に **[ブローアウト]** と表示されます。▼ でブローアウトを実行します。
4. ▼ または **[リセット]** を必要に応じて使用し、手動でブローアウトを実行します。

容量シーケンス操作

1. ◀ を必要に応じて使用し、表の中で次の順番にある事前設定のシリーズ容量を選択します。
2. ● または ▲ で事前設定容量にブローアウト容量を加えた容量を吸引します。
3. ● または ▼ で吐出します。吐出のたびに、**[容量設定]** のシリーズ番号が増加します。自動ブローアウトが有効な場合は、操作画面に **[ブローアウト]** と表示されます。▼ でブローアウトを実行します。
4. ▼ または **[リセット]** を必要に応じて使用し、手動でブローアウトを実行します。
5. シリーズが完了するまで上記の手順を繰り返します。

希釈モード



希釈モードでは、複数サンプルの容量をチップの中で希釈できます。**[一容量]** 設定を使用した操作では、エアギャップで分離した 2 つの容量を吸引できます。**[容量シーケンス]** オプションを使用した操作では、吐出の前に複数の容量をチップに吸引できます。希釈モードでデフォルトのメニューレベルはレベル II です。希釈モードにアクセスするには、レベル II メニューで ◀ または ▶ で **[希釈]** を強調表示し、●、▲、または ▼ を使用します。

オプションおよび設定

- オプション : **[容量シーケンス]**、**[Mix]**、**[ブローアウト]**、**[サイクルカウンター]**
- 設定 : **[一容量]**、**[容量シーケンス]**、**[複数速度]**、**[Mix]**、**[サイクル数]**
- ブローアウト : 自動および手動

オプションの選択

1. **[オプション]** で **[オプション]** 画面を開きます。
2. ▲ または ▼ でオプションの間を移動して目的のオプションを強調表示します。
3. ● または ▶ でオプションをオンまたはオフにします。
4. **[完了]** または ◀ で保存し、操作画面に戻ります。

設定の編集

設定を編集するときに値を素早くスクロールするには、丸ボタンを押したままにします。

1. ▶ で設定画面を開きます。
2. ▲ または ▼ で設定の間を移動して目的の設定を強調表示します。

[一容量]

[容量設定] に [容量 X] が表示されます。[一容量] 設定では、吸引に 2 つの希釈容量を設定できます。操作中は、吸引 #1、エアギャップ、吸引 #2 の順に吸引されます。

注意：吸引 #1 を希釈液、吸引 #2 をサンプルとすることをお勧めします。

1. ● または ▶ で [滴定量] を表示します。▲ または ▼ で設定を強調表示します。
2. ● または ▶ で編集できる状態にします。
3. ◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。

滴定量	
吸引 #1	80.0
吸引 #2	20.0

注意：吸引 #1 を吸引した後で吸引 #2 を吸引したときにピペットの最大容量を超えないように、吸引 #2 に選択できる値が自動的に調整されます。

4. [完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。
5. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[容量シーケンス]

[容量 X/X] が [容量設定] に表示されます。この設定を表示するには [オプション] をオンにする必要があります。操作中は、シリーズの各容量が連続的に吸引されます。● または ▶ で容量を表示します。

シーケンス量 μL		
1.	4.0	9. 20.0
2.	10.0	10. 20.0
3.	20.0	11. 20.0
4.	25.0	12. 20.0
5.	30.0	13. 20.0
6.	20.0	14. 20.0
7.	20.0	15. 20.0

1. 事前設定容量のシリーズを選択するには、丸ボタンでシリーズの最後の容量を強調表示します。表では、アクティブなセル (白文字) のみを選択できます。[最終量] で設定します。[完了] で表を終了します。

注意：シリーズの合計容量がピペットの最大容量を超えるような値を [最終量] に選択することはできません。シリーズの合計容量がピペットの最大容量未満となるように、目的の [最終量] を編集します。

2. 事前設定容量を編集するには、丸ボタンでその容量を強調表示し、● または ▶ で編集できる状態にします。アクティブなセルと非アクティブなセルの両方を編集できます。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。[完了] または ● で保存します。必要に応じて他の容量でも同じ手順を実行します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。

注意：サンプル、希釈液、およびエアギャップに事前設定容量を使用できます。[最終量] を設定せずに表を終了すると、最後に選択した [最終量] が保持されます。

3. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[速度]

1. ● または ▶ で個々の操作速度を表示します。

注意：Mix 操作速度は、[Mix] オプションを有効にしている場合にのみ表示されます。

2. ▲ または ▼ で設定を強調表示し、● または ▶ で編集できる状態にします。
3. ◀ または ▶ で概略の速度を 1、5、または 10 に設定し、▲ または ▼ で詳細の速度を 1 桁ずつ設定します。

サイクル速度	
吸引	7
吐出	10
Mix	5

4. **[完了]** または ● で保存します。**[キャンセル]** で変更を保存せずに終了します。**[完了]** で表を終了します。
5. **[完了]** で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[Mix]

この設定を表示するには **[オプション]** をオンにする必要があります。● または ▶ で Mix 設定を表示します。▲ または ▼ で設定を強調表示します。



1. 容量を変更するには、● または ▶ で編集できる状態にします。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。**[完了]** または ● で保存します。**[完了]** で表を終了します。
2. サイクル数を変更するには、● または ▶ で編集できる状態にします。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で最大値である 99 サイクルまでの範囲で詳細に設定します。▼ を [1] の位置で使用すると手動になります。**[完了]** または ● で保存します。**[キャンセル]** で変更を保存せずに終了します。**[完了]** で表を終了します。
3. **[完了]** で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[サイクル数]

この設定を表示するには **[オプション]** をオンにする必要があります。

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. **[リセット]** でカウンターをゼロにリセットします。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。
3. **[完了]** または ● で保存します。**[キャンセル]** で変更を保存せずに終了します。
4. **[完了]** で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

操作

操作画面の左上にアクティブな操作が表示されます。吸引と吐出の際に丸ボタンを押したままにする必要はありません。E4 XLS は自動的に操作を完了します。操作のどの段階でも次の操作が可能です。

- **[リセット]** : チップを空にしてピペットの動作を **[吸引]** にリセットします。
- **[メイン]** : 現在のモードにアクセスする前のメニューを表示します。
- **[ヘルプ]** : 強調表示された設定に関する一般的な情報を提供します。**[容量設定]** のヘルプに操作方法が記載されています。

一容量操作

1. **[吸引 #1]** が **[容量設定]** に表示されます。● または ▲ で希釈液を吸引します。
2. 希釈液からピペットチップを引き上げます。**[エア]** が **[容量設定]** に表示されます。● または ▲ でエアギャップを吸引します。
3. 次のサンプルにピペットチップを入れます。**[吸引 #2]** が **[容量設定]** に表示されます。● または ▲ で吸引します。
4. ● または ▼ で吐出します。自動ブローアウトを有効にしている場合は、各吐出の後でブローアウトが発生します。**[Mix]** オプションを有効にしている場合は、次の動作が発生します。
 - 設定したサイクル数を選択している場合は、各吐出の後で混合が自動的に実行されます。自動ブローアウトを有効にしている場合は、混合の後でブローアウトが発生します。**[一時停止]** でいつでも混合を中断でき、**[再開]** で再開できます。

- 手動を選択している場合は、吐出後に ▼ を押したままにして混合サイクルを実行します。丸ボタンを離すまで混合が継続します。有効にした自動ブローアウトは混合の後で実行されます。
5. ▼ または [リセット] を必要に応じて使用し、手動でブローアウトを実行します。

容量シーケンス操作

1. [容量 1/X] が [容量設定] に表示されます。◀ を必要に応じて使用し、表の中で次の順番にある事前設定のシリーズ容量を選択します。最初のサンプルにピペットチップを入れます。● または ▲ で吸引します。
2. [容量 2/X] が [容量設定] に表示されます。次のサンプルまたは希釈液にピペットチップを入れるか、エアギャップを吸引するためにチップ全体を液体から引き上げます。● または ▲ で吸引します。
3. シリーズのすべてのサンプルを吸引するまで手順 2 を繰り返します。吸引のたびに、[容量設定] のシリーズ番号が増加します。
4. ● または ▼ で吐出します。自動ブローアウトを有効にしている場合は、各吐出の後でブローアウトが発生します。[Mix] オプションを有効にしている場合は、次の動作が発生します。
 - 設定したサイクル数を選択している場合は、各吐出の後で混合が自動的に実行されます。自動ブローアウトを有効にしている場合は、混合の後でブローアウトが発生します。[一時停止] を使用していつでも混合を中断でき、[再開] を使用して再開できます。
 - 手動を選択している場合は、吐出後に ▼ を押したままにして混合サイクルを実行します。丸ボタンを離すまで混合が継続します。有効にした自動ブローアウトは混合の後で実行されます。
5. ▼ または [リセット] を必要に応じて使用し、手動でブローアウトを実行します。

滴定モード



滴定モードでは、滴定によって、測定した容量を吐出します。操作の最初では高速で吐出し、途中から残りの滴定容量の吐出を精密に制御する設定が可能です。滴定モードでデフォルトのメニューレベルはレベル II です。滴定モードにアクセスするには、レベル II メニューで ▶ または ► を押し [滴定] を強調表示し、●、▲、または ▼ を使用します。

オプションおよび設定

- オプション : [サイクルカウンター]
- 設定 : [一容量] ([固定吐出] を使用)、[複数速度]、[サイクル数]
- ブローアウト : 手動

オプションの選択

1. [オプション] で [オプション] 画面を開きます。
2. ● または ► でオプションをオンまたはオフにします。
3. [完了] または ◀ で保存し、操作画面に戻ります。

設定の編集

設定を編集するときに値を素早くスクロールするには、丸ボタンを押したままにします。

1. ► を使用して設定画面を開きます。
2. ▲ または ▼ を使用し、設定の間を移動して目的の設定を強調表示します。

[一容量]

[吸引量] が [容量設定] に表示されます。この値は、滴定に必要な最大吸引容量を表しています。

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. ◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細に設定します。
3. [完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。
4. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[固定吐出量]

[固定吐出量設定] ([固定吐出量]) は、滴定の精密な吐出制御を開始する前に吐出する初期サンプル容量の最初の値を表しています。

注意：この値を 0.0 μL に設定すると、吸引開始後直ちに精密な吐出制御が始まります。

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. ◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。
3. [完了] または ● で保存します。[キャンセル] を使用すると、変更を保存せずに終了します。
4. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

[速度]

1. ● または ▶ で個々の操作速度を表示します。
2. ▲ または ▼ で設定を強調表示し、● または ▶ で編集できる状態にします。
3. ◀ または ▶ で概略の速度を 1、5、または 10 に設定し、▲ または ▼ で速度を 1 桁ずつ設定します。
4. [完了] または ● で保存します。[キャンセル] を使用すると、変更を保存せずに終了します。[完了] で表を終了します。
5. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

サイクル速度	
吸引	7
吐出	10

[サイクル数]

この設定を表示するには [オプション] をオンにする必要があります。

1. ● または ▶ で編集できる状態にします。
2. [リセット] でカウンターをゼロにリセットします。◀ または ▶ で概略値を設定し、▲ または ▼ で詳細を設定します。
3. [完了] または ● で保存します。[キャンセル] で変更を保存せずに終了します。
4. [完了] で設定画面を終了し、操作画面に戻ります。

操作

操作画面の左上にアクティブな操作が表示されます。吸引または固定吐出の際に丸ボタンを押したままにする必要はありません。E4 XLS は自動的に操作を完了します。操作のどの段階でも次の操作が可能です。

- [リセット]：チップを空にしてピペットの動作を [吸引] にリセットします。
- [メイン]：現在のモードにアクセスする前のメニューを表示します。

- **[ヘルプ]** : 強調表示された設定に関する一般的な情報を提供します。[容量設定] のヘルプに操作方法が記載されています。

1. ● または ▲ で吸引します。
2. [固定吐出量設定] で値を設定している場合は **[固定吐出]** が表示されます。● または ▼ で吐出します。この値をゼロに設定している場合は次の手順に進みます。
3. **[吐出]** が表示され、[固定吐出量設定] には **[合計吐出量]** が表示されます。▼ をゆっくり操作して、残り容量の滴定を開始します。
 - 丸ボタンを下側の最大位置まで押すと、大容量を短時間で滴定できます。小容量をゆっくり滴定するには、目的の速度になるまで丸ボタンをゆっくり押します。
 - 丸ボタンを離すと操作は一時停止します。丸ボタンの操作を再開すると、一時停止した状態から操作が継続します。
 - **[ステップ]** でソフトキーを押すたびにピペットの可変容量のサンプルを吐出できます。
 - 滴定の間は、固定吐出容量も合算した吐出済み合計容量で **[合計吐出量]** の値が自動的に更新されます。
4. 滴定が完了すると、**[合計吐出量]** の値は合計滴定量になります。操作画面の左下に表示されている容量は、ピペットに残っているサンプルの容量です。
5. ▼ を押したままにするか **[リセット]** でチップに残っているサンプルを排出します。
6. ▼ または **[リセット]** を必要に応じて使用し、手動でブローアウトを実行します。

1.12 サービスモード



サービスモードでは、E4 XLS に固有の情報を表示できます。この情報には、シリアル番号、ファームウェアのバージョン、サービスログ全体などがあります。また、ピペッティングサイクルの回数や使用日数などの使用状況のログを表示し、GLP の目的で追跡できます。サービスモードにアクセスするには、レベル II メニューで ◀ または ▶ で **[サービス]** を強調表示し、●、▲、または ▼ を使用します。

サービスページのナビゲーション

- 次のページに移動するには ▶ または ▼ で前のページに移動するには ◀ または ▲ を使用します。現在のページ番号は、各画面の左上に表示されています。
- **[ヘルプ]** で強調表示した項目やページの詳細を表示できます。
- **[メイン]** でレベル II メニューに戻ります。

[製品] ページ

このページにはピペット固有の詳しい識別情報が記載されています (図 23)。以下の情報は製品の製造時に入力されているので、ユーザーが設定することはできません。

- シリアル番号
- 製造日
- 型式番号
- ファームウェアのバージョン

注意：E4 XLS に新しいファームウェアをダウンロードすると、[製品] ページに表示されるファームウェアのバージョン番号は自動的に更新されます。



図 23 : [製品] ページ

このサービスページには次のアイコンが表示されることがあります。



アクティブになっているサービスアラームがあることを示します。



オプションの microSD カードが取り付けられていることを示します。

[状況] ページ

このページにはピペットの使用状況のログが表示されます (図 24)。次の値は自動的に追跡されて記録されるので、ユーザーが設定することはできません。

- [サービス経過日数]：ピペットの前回サービス時点以降、そのピペットを使用した日数を記録します。
- [サービス経過回数]：ピペットの前回サービス時点以降、そのピペットで実施した吸引と吐出のサイクル数を記録します。
- [寿命サイクル削除します]：ピペットを初めて使用した時点以降、そのピペットで実施した吸引と吐出の合計サイクル数を記録します。

注意：[サービス経過日数] と [サービス経過回数] のログは、ピペットのサービスを実施するたびにゼロにリセットされます。



図 24 : [状況] ページ

サービスログ

このページには、実施した直近の 32 回のサービス履歴が表示されます (図 25)。この情報はサービス技術者が入力するので、ユーザーが編集することはできません。

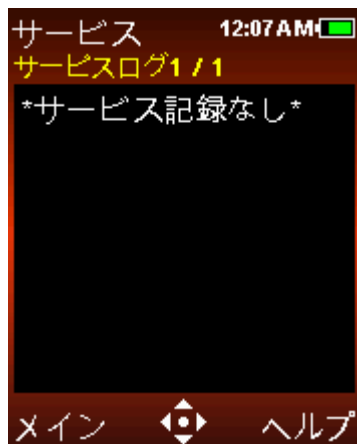


図 25 : サービスログ

記録されている各サービスエントリの内容は次のとおりです。

- エントリの最初の行には、サービスの実施日時と実施した技術者の ID が表示されます。
- エントリの次の行には、前回のサービス実施時点以降の実行サイクル数と今回のサービス実施時点での合計寿命サイクル数が表示されます。

1.13 バッテリーの充電

E4 XLS で使用しているリチウムイオンバッテリーは、他の種類の電池と異なり「メモリ効果」がないので、完全放電を必要としません。

ピペットの充電には、AC アダプター、オプションの急速充電スタンド、またはオプションの USB ケーブルを接続した PC を使用できます。

充電状態に応じて、ディスプレイの右上に表示されているバッテリー充電インジケータが変化します。15 分の充電で数時間のピペッティングに十分な充電状態となり、約 90 分で完全な充電状態が得られます。この状態で、全行程のサイクルを最大 3000 回実行できます (大容量モデルではこれより少ないサイクル数です)。

充電が完了すると、バッテリー充電インジケータ全体が緑色となり、完全充電状態を示します。バッテリーの消耗に従って、緑色のバーが短くなります。

AC アダプター

AC アダプターで E4 XLS を充電するには、その電源コードをコンセントに接続します。コードの他方の端子を、E4 XLS 上部にあるマイクロ USB ポートに接続します。AC アダプターのコードを接続した状態でも、E4 XLS を操作できます。



図 26 : E4-WPS AC アダプターに接続した E4 XLS の操作

急速充電スタンド

急速充電スタンドを使用するには、その電源コードをコンセントに接続し、コードの他方の端子を急速充電スタンド背面の電源ソケットに接続します。スタンド背面の溝にコードを固定できます。図 27 B を参照してください。



図 27 : A : E4-RCS に E4 XLS ピペットを保持した状態、B : 接続した電源コードを固定した E4-RCS 背面

E4 XLS-RCS 急速充電スタンドは、同時に 3 台の E4 XLS ピペットを約 90 分で充電できます。充電接点は、ピペット頭部の裏側にある接点に接続されます。

使用していない E4 XLS はこのスタンド上で保管することをおすすめします。このようにすることで安全に保管できるうえ、E4 XLS はいつでも完全充電状態になっています。

USB ケーブル

オプションの USB ケーブルを使用して PC で E4 XLS を充電するには、ケーブルの USB コネクタをPCの USB ポートに接続します。ケーブルの他方の端子を、E4 XLS 上部にある USB ポートに接続します。PCに接続してピペットに充電している E4 XLS を操作することはお勧めできません。

(PC による E4 XLS の充電では、AC アダプターまたは急速充電スタンドによる充電に比べ、約 2 ～ 3 倍の時間を要します。)

1.14 バッテリーの交換

バッテリーの取り外しや交換を行っても、E4 XLS のユーザー設定は保持されています。

1. バッテリー収納部のカバーをスライドさせて取り外し開きます。
2. 古いバッテリーをスライドさせて取り外します。
3. 図 28 に示すように、交換バッテリーのコネクタプラグをバッテリー収納部のソケットに合わせます。バッテリーをスライドさせながら取り付けます。バッテリーを正しく取り付けると、E4 XLS の電源が自動的にオンになり、初期化が実行され、起動画面が表示されます。



図 28 : バッテリーの交換

バッテリー収納部のカバーを元どおりに取り付けます。

バッテリーの寿命は次のような要素に左右されます。

- ピペットの容量範囲
- ピペッティングの範囲が全域にわたるか、部分的であるか
- 連続分注
- ディスプレイの輝度および画面消灯の設定

1.15 取り扱いおよびメンテナンス

E4 XLS は精密機器なので、適切な注意を払って取り扱う必要があります。この取扱説明書にある操作上の推奨事項に従えば、E4 XLS は数年にわたって問題なく動作します。

E4 XLS の適切な取り扱いで最も重要な点は、機構部分を乾燥した清潔な状態に維持することです。次の簡単なルールを厳格に守る必要があります。

1. ピストンやシーリングに接触するシャフトには液体が侵入しないようにします。
1. ディスプレイ、ソフトキー、丸ボタンなどの電子回路部分に液体が浸入しないようにします。
2. チップを取り付けていない状態で液体を取り込まないようにします。
3. チップに液体が入っている状態でピペットを上下逆にしたり、横向きに置いたりしないようにします。E4 XLS は必ず直立した状態で使用し、可能であれば直立状態で保管します。急速充電スタンドには、同時に 3 台の E4 XLS ピペットを保持して充電できます。
4. 強力な溶剤で E4 XLS を清掃しないようにします。可能であれば、薄めた中性洗剤で湿らせた、糸くずの出ない布で機器を拭くのが最適です。ディスプレイ、ソフトキー、丸ボタンを乾燥した状態に保ちます。
5. Rainin の AC アダプター E4 XLS-WPS、急速充電スタンド E4 XLS-RCS、E4 XLS 用 USB ケーブル以外の装置を使用して E4 XLS を充電しないようにします。内部の電子回路に深刻な損傷が発生する可能性があります。

1.16 オートクレーブ

E4 XLS でオートクレーブできる部分は、シャフトとチップイジェクターアームのみです。121° C、1 気圧で 15 ～ 20 分間オートクレーブします。

ピペット全体のオートクレーブやシャフトとチップイジェクターアーム以外のオートクレーブは行わないください。

1.17 チップイジェクターアームの取り外し

E4 XLS ピペットで使用するチップイジェクターアームには 3 種類があります。どれも容易に取り外すことができるので、過剰な力をかけないでください。

2000 μ L までのピペット：イジェクターアームのクイックリリースタブを押してイジェクターを下方に引きます。

5000 μ L および 10 mL のピペット：イジェクターアームの上部を持って手前に引いてから下方に引きます。

20 mL ピペット：イジェクターアームの下部を引いて取り外します。上部はそのまま残ります。

すべてのモデルでチップイジェクターアームを取り外す様子を図 29 で参照してください。

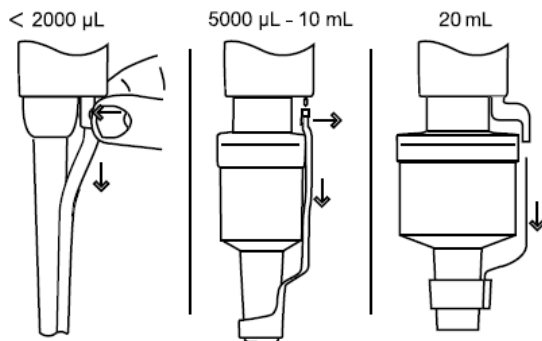


図 29：チップイジェクターアームの取り外し

チップイジェクターアームの交換 (20 mL を除くすべてのモデル) : 大きい開口部にシャフトを差し込みます。イジェクタープッシュロッドを上部の所定位置に合わせ、イジェクターアームが固定されるまで押し込みます。

チップイジェクターアームの交換 (20 mL モデル) : 上部の穴にロッドを合わせ、確実に押し込みます。

1.18 保管

使用後のピペットは清潔で安全な場所に保管します。E4 XLS は精密な科学機器なので、適した注意を払って取り扱う必要があります。

急速充電スタンドがある場合は、そこで E4 XLS を保管することをおすすめします。急速充電スタンドがない場合は E4 XLS を次のアクセサリーで便利に保管できます。

- CR-7 (品番: 17001255) 回転式ピペットスタンド7本用
- HU-M3 (品番: 17003024) マグネット式ハングアップ3個入
- HU-S3 (品番: 17004992) 棚用ハングアップ3個入

注意 : いずれにも HU-A3 (品番: 17006638) ハングアップ/CR-7用アダプター3個入が必要です。

1.19 リキッドエンドのトラブルシューティング

問題	考えられる原因	推奨の解決策
リーク、確度不足	シャフトの緩み	手でカップリングナットを締めます。
	ピペット容量 2000 µL 未満 : シールまたは O リングの摩耗	シールと O リングを交換します。
	5000 µL、10 mL、および 20 mL のピペット : O リングの摩耗またはグリースシールの不足	O リングを交換し、少量のグリースを塗布します。
	シャフトのひびまたは割れ	シャフトを交換します。ピストンが曲がっていないか確認します。曲がっている場合は弊社にお問い合わせください。
ピストンの動き不良	機構内部にサンプルが侵入し、汚染や腐食が発生	チップイジェクターアーム、シャフトの順で取り外し、ピストンを確認します。ピストンに汚染や腐食がある場合は弊社にお問い合わせください。

ピペット本体からシャフトを取り外すときは、スプリング、シール、および O リングがピストンから脱落しないようにする必要があります。小型のモデルでは特に注意が必要です。これらの小型モデルでは、ピストンを曲げないように注意します。E4 XLS の再校正は、ピストンを交換した場合にのみ必要です。

警告メッセージ

E4 XLS は、自身を監視して、バッテリー残量、USB の接続、充電スタンドの接続、出荷時設定へのリセット、リアルタイムクロックの状態などの重要な事項を通知します。ピペット操作に影響があると考えられる変化がこれらの可変要素に発生すると、警告メッセージとして報告されます。装置の再充電や時計のリセットなどの措置を必要とする警告メッセージもあれば、単なる情報としての警告メッセージ (出荷時設定にリセットした後の「Memory Clear」(メモリをクリア) など) もあります。警告メッセージを終了するには、左ソフトキー ([続ける]) を押します。

E4 XLS の電源をオンにすると、リセットできない警告メッセージが表示された場合はエラー番号を記録し、弊社にお問い合わせください。

エラーメッセージ

E4 XLS は、電子的なハードウェアとソフトウェアコンポーネントの複雑な融合で成立している高性能製品です。このような複雑なシステムでは、障害が発生することがあります。これらは、ソフトウェアに発生した予期しない状況（無効なデータ、設定の競合など）やハードウェア関連の不具合（無効な応答や応答なしなど）に起因することが普通です。検出された障害はエラーメッセージで通知されます。左ソフトキー（[続ける]）を押すと、診断テストを実行中の装置がリセットされます。ほとんどの場合は装置の自動修復が機能して、ピペッティングは正常な状態に復帰します。エラーメッセージが継続する場合は、ピペッティングを中止してエラーコードとメッセージを記録し、弊社にお問い合わせください。

1.20 サービス、校正、修理

シール、O リング、シャフトなどには、Rainin の純正交換部品のみを使用することをお勧めします。シール、O リング、シャフトを交換してもピペットを再校正する必要はありません。ピペットの再校正が必要になるのは、ピストンを交換した場合のみです。再校正は、Rainin 承認の施設で訓練を受けた認定担当者のみが実施する必要があります。

保証期間内にあるピペットの場合、物理的または化学的に不適切な使用によってピペットが損傷した場合や Rainin が承認していないサービス施設でピペットの修理や再校正を受けた場合は保証が無効になります。

サービスについては弊社にお問い合わせください。詳細については www.mt.com/rainin を参照してください。

酸および腐食物

腐食性雰囲気にも長時間接触していると、シールの摩耗やピストンの損傷が早い時期に発生する可能性があります。エアゾール耐性フィルターを内蔵した Rainin 製フィルターチップを使用することで、腐食性のエアゾールに内部部品がさらされる状況を減らすことができます。

高濃度の酸や腐食性溶液を扱った後は、E4 XLS を分解し、ピストンアッセンブリー、シャフト、シール、O リングを点検して蒸留水で洗浄します。10 μ L モデルでは、小径ピストンの損傷やシールなどの小型部品の紛失を避けるために細心の注意を払ってください。すべての部品を十分に乾燥させてから元どおりに組み立てます。

1.21 仕様

独自の性能仕様を構築する場合は、以下の製造元仕様をガイドラインとして使用してください。

モデル	容量 (μL)	最小可変容量 (μL)	確度		精度	
			%	μL (±)	%	μL (<)
10 μL	1	0.01	2.5	0.025	1.2	0.012
	5		1.5	0.075	0.6	0.030
	10		1	0.100	0.4	0.040
20 μL	2	0.02	7.5	0.15	2	0.04
	10		1.5	0.15	0.5	0.05
	20		1	0.20	0.3	0.06
50 μL*	5	0.05	3.5	0.18	1.5	0.075
	25		0.8	0.30	0.4	0.100
	50		0.8	0.40	0.2	0.100
100 μL	10	0.1	3.5	0.35	1	0.10
	50		0.8	0.40	0.24	0.12
	100		0.8	0.80	0.15	0.15
200 μL	20	0.2	2.5	0.5	1	0.20
	100		0.8	0.8	0.25	0.25
	200		0.8	1.6	0.15	0.30
300 μL	30	0.2	2.5	0.75	1	0.300
	150		0.8	1.20	0.25	0.375
	300		0.8	2.40	0.15	0.450
1000 μL	100	1	3	3	0.60	0.60
	500		0.8	4	0.20	1
	1000		0.8	8	0.15	1.5
1200 μL*	100	1	3.6	3.6	0.60	0.6
	600		0.8	4.8	0.20	1.2
	1200		0.8	9.6	0.15	1.8
2000 μL	200	2	3	6	0.60	1.2
	1000		0.8	8	0.20	2
	2000		0.8	16	0.12	2.4
5000 μL	500	5	2.4	12	0.60	3
	2500		0.6	15	0.20	5
	5000		0.6	30	0.16	8
10 mL	1 mL	10	5	50	0.30	6
	5 mL		1	50	0.20	10
	10 mL		0.6	50	0.16	16
20 mL	2 mL	20	5	100	0.60	12
	10 mL		1	100	0.20	20
	20 mL		0.6	120	0.16	32

仕様は事前の予告なく変更されることがあります。

* この容量範囲はマルチチャンネルモデル専用です。

電氣的仕様

本デバイスは、以下の部品番号を持つ Rainin 電源装置でのみ使用することを意図しています。

他の電源装置では本デバイスを使用できません。

危険が発生した場合に AC アダプターと急速充電スタンドを直ちに電源から切り離せるようにしておくことが重要です。

急速充電スタンド入力	E4-RCS	100 ~ 240 VAC、50/60 Hz、3A
AC アダプター入力	E4-WPS	100 ~ 240 VAC、50/60 Hz、1.2A
バッテリー	E4-BATT	リチウムイオン 3.7 VDC (公称値) 1110 mAh (公称値)

記号の説明：

Hz = ヘルツ、A = アンペア、mAh = ミリアンペア時、VAC = ボルト (交流)、VDC = ボルト (直流)

1.22 交換部品

E4 XLS シングルチャンネルの LTS モデルとユニバーサルフィットモデルで一般的に使用する交換部品を、以下に容量範囲別に示します。

2000 μ L 未満のモデル	シール	O リング	シャフト	チップイジェクターアーム
LTS Models				
E4-10 XLS	6200-138	6200-139	6202-064	6202-071
E4-20 XLS	6200-143	6200-170	6202-065	6202-071
E4-100 XLS	6200-150	6200-151	6202-066	6202-073
E4-200 XLS	6200-154	6200-155	6202-067	6202-073
E4-300 XLS	6200-415	6200-414	6202-425	6202-419
E4-1000 XLS	6200-161	6200-162	6202-068	6202-074
E4-2000 XLS	6200-166	6200-167	6202-214	6200-168
Traditional Models				
SE4-10 XLS	6200-138	6200-139	6100-759	6200-133
SE4-20 XLS	6200-143	6200-170	6100-760	6200-144
SE4-100 XLS	6200-150	6200-151	6100-761	6200-148
SE4-200 XLS	6200-154	6200-155	6100-762	6200-156
SE4-300 XLS	6200-415	6200-414	6100-763	6200-419
SE4-1000 XLS	6200-161	6200-162	6100-764	6200-163
SE4-2000 XLS	6200-166	6200-167	6100-765	6200-168

5000 μ L 以上のモデル	ピストン O リング	シリンダ O リング	シャフト	チップイジェクターアーム
LTS Models				
E4-5000 XLS	6200-363	6200-364	6202-222	6200-373
E4-10ML XLS	6200-369	6200-370	6202-223	6200-374
E4-20ML XLS	6202-299	6202-300	6202-302	6202-298
Traditional Models				
SE4-5000 XLS	6107-112	6200-364	6100-766	6200-373
SE4-10ML XLS	6107-113	6200-370	6100-767	6200-374

2 RFID (周波数識別)

2.1 説明および操作

すべての E4 XLS モデルは、フィンガーフックにパッシブ RFID タグを備えています。このタグには、型式、シリアル番号、RFID UID、サービス校正情報など、ピペットに固有の情報が収録されています。オプションのリーダーとソフトウェアに RFID タグを無線で接続することで、校正追跡とサービスリマインダの問い合わせが容易になります。RFID タグの重量は無視できる程度なので、精度や確度には影響がありません。RFID タグは、RFID リーダーとそれに関連するソフトウェアで読み取るときにのみ動作します。

オプションの Rainin RFID リーダー

PC の USB ポートに接続する Rainin RFID リーダーの使用をお勧めします。それ以外の RFID リーダーはお勧めできません。Rainin RFID リーダーを使用すると、ピペットの RFID タグから情報を読み取ったときと同じ方法で RFID タグに情報を書き込むことができます。Rainin RFID リーダーでは、読み取りと書き込みの機能を実現するために LabX™ Direct Pipette-Scan™ ソフトウェアが必要です。RFID リーダーのおよその動作範囲は最大で 5 cm です。

Rainin RFID リーダーの LED インジケータ

LED	説明
黄と緑	リーダーの電源がオンになっている状態です。アプリケーションが停止したときやプラグインが無効になったときはこの状態に戻ります。
黄	リーダーがピペットを検出しました。LED が緑 (または赤) に変化するまで、リーダーの近くにピペットを保持してください。
緑	アプリケーションを先に起動すると、緑の LED が点灯してデバイスの準備が整っていることが示されます。ピペットのデータをすべて読み取ると緑の LED が点灯します。
赤	リーダーが読み取りまたは書き込みに失敗しました。ピペットのスキャンをもう一度試してください。LED が赤のままである場合はソフトウェアを再起動します。
黄と赤	ピペットに書き込んだデータが、ピペットから再度読み取ったデータと一致しません。

オプションの LabX Direct Pipette-Scan ソフトウェア

このマニュアルと同じ CD に、LabX Direct Pipette-Scan ソフトウェアの体験版が収録されています。製品版をお買い求めいただくこともできます。サポート対象の PC オペレーティングシステムは、Microsoft Windows XP、Windows Vista、および Windows 7 です。ソフトウェアの言語には、日本語、中国語 (簡体字)、チェコ語、デンマーク語、英語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ノールウェー語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、およびスウェーデン語を選択できます。

操作の概要

オプションの RFID キットは、Rainin RFID リーダーと LabX Direct Pipette-Scan ソフトウェアで構成されています。USB を介して PC に Rainin RFID リーダーを接続し、ソフトウェアを設定して実行すれば、操作は容易です。

図 30 に示す配置で、ピペットの頭部を Rainin RFID リーダーの上にかざします。そのままピペットを数秒間保持し、RFID タグに保存されているピペット情報がスキャンされてソフトウェアで読み取られるようになります。



図 30 : Rainin RFID リーダー

ピペットの RFID タグの読み取り専用フィールド

このソフトウェアでは、各ピペットの出荷前にその RFID にプログラムされた読み取り専用データフィールドが表示されます (図 31)。これらのフィールドは、製造時またはサービスの場で弊社のみが変更できます。読み取り専用フィールドには、RFID UID、型式番号、シリアル番号、製造日、前回のサービス実施日、次回のサービス実施日があります。QC やワークフロー上の目的で、複数の RFID 対応ピペットを連続してスキャンできます。

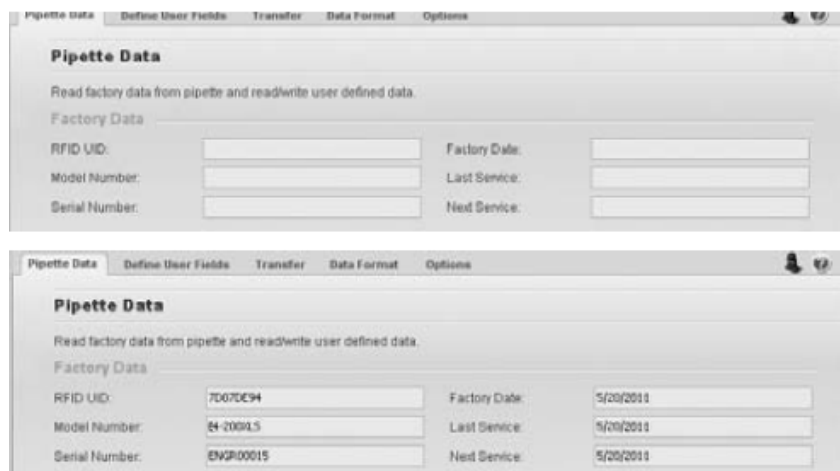


図 31 : LabX Direct Pipette-Scan ソフトウェアでの読み取り専用ピペットデータ : スキャン前 (上) とスキャン後 (下)

RFID タグのカスタムフィールドへのデータの書き込み

RFID タグには、読み取り専用フィールドのほか、書き込み可能なフィールドがいくつかあります。これらのフィールドは、ユーザーやラボのニーズに合わせてカスタマイズや標準化が可能です。

カスタムの書き込み操作では、Rainin RFID リーダーと LabX Direct Pipette-Scan ソフトウェアの両方が必要です。詳しい操作方法は、ソフトウェアのヘルプを参照してください。

RFID と LabX Direct Pipette-Scan ソフトウェアの利点

- LabX Direct Pipette-Scan ソフトウェアの柔軟性は、個々のワークフローのカスタマイズで効果的です。
- E4 XLS ピペット、Rainin RFID リーダー、および LabX Direct Pipette-Scan ソフトウェアを 1 つの完成したシステムとして使用すると、ワークフローと校正チェックの両方をすべての部署で標準化できます。

- このシステムでは、校正チェックサイクルを短縮することで品質コンプライアンスプロセスを簡素化するので、早い時点でラボへの実稼動にピペットを返却できます。
- カスタムフィールドを設定して RFID タグに書き込み、カスタム設定を目的としてワークフローを定義できます。
- タグに収録されている情報を Excel®、Word®、テキストなどの一般的な形式にエクスポートして、容易な記録管理を実現できます。

RFID では不可能なこと

- RFID では、配置間違いや盗難に対する保護はできず、ピペットの場所も知ることはできません。
- RFID には、データの誤入力に対する保護機能はありません。
- RFID は、ビジネス向けの校正ステッカーに代わるものではなく、QC 専門家を不要にするものでもありません。
- RFID では、ラボのワークフローは検証できません。ワークフローの検証と 21CFR Part 11 規則への適合は、引き続きユーザー側で実施する必要があります。

3 E4 XLS マルチチャンネルピペット

3.1 説明および操作

はじめに

E4 XLS マルチチャンネルピペットは、E4 XLS シングルチャンネルピペットを基本として、特許取得済みの LTS LifeTouch チップイジェクションシステムを採用しています。マルチチャンネル E4 XLS には、8 チャンネルモデルと 12 チャンネルモデルがございます。8 チャンネルモデルを図 3 に示します。

8 チャンネルモデルと 12 チャンネルモデルには、それぞれ次の 6 種類の容量範囲が用意されています。

- 0.5 ~ 10 μL
- 2 ~ 20 μL
- 5 ~ 50 μL
- 20 ~ 200 μL
- 20 ~ 300 μL
- 100 ~ 1200 μL

チップの選択

E4 XLS マルチチャンネルピペットは Rainin LTS チップを使用します。

- 20 μL LTS チップを使用するモデル : E8-10XLS、E8-20XLS、E12-10XLS、および E12-20XLS
- 250 μL LTS チップを使用するモデル : E8-50XLS、E12-50XLS、E8-200XLS、および E12-200XLS
- 300 μL LTS チップを使用するモデル : E8-300XLS および E12-300XLS
- 1200 μL LTS チップが推奨されるモデル : E8-1200XLS および E12-1200XLS フィルターを使用していない 1000 μL LTS チップを使用して、1200 μL をピックアップすることもできます。

LTS チップは、適切な設計のシールリング、薄肉壁、およびポジティブストップを備えた円筒型の断面です。これらのチップはシャフトとの間で適切なシーリングを実現し、シャフトのノズルに対する取り付け不良が発生することなく、すべてのチャンネルにわたって高い一貫性のあるピックアップを提供します。

LTS チップの取り付け

LTS チップの取り付けは容易です。

1. シャフトのノズルをチップの並びに合わせ、一定の角度でピペットを保持します (図 33 の左側)。
2. ピペットを直立位置にして、ポジティブストップに達するまでチップにノズルを押し込みます (図 33 の右側)。

これで、適切なシーリング状態でチップが取り付けられています。確実なシーリングを得るために、手で締めたり、強い力をかけたり、チップにノズルをこじ入れたりする必要はありません。



図 32 : E4 XLS マルチチャンネルピペット

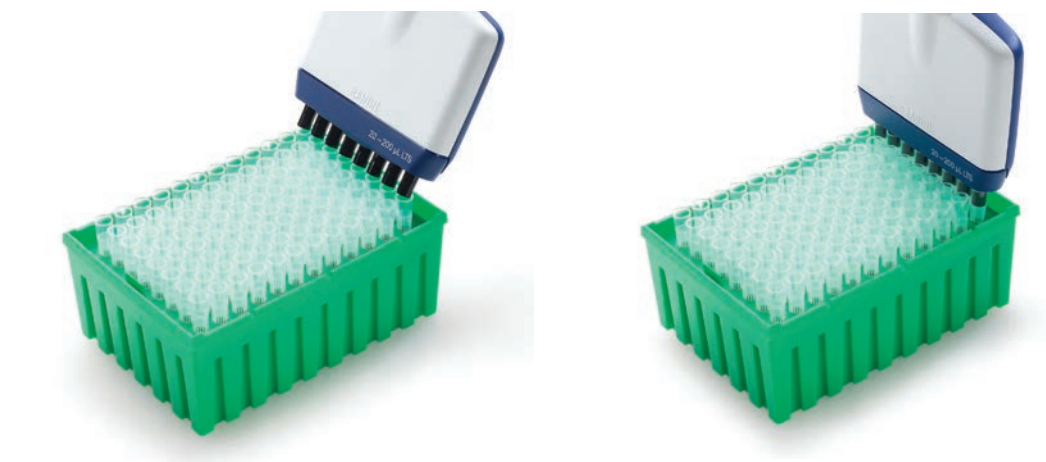


図 33 : LTS チップの取り付け

チップを浸す深さ

以下の表にチップを浸漬する際の推奨深さを示します。

E4 XLS モデル	浸す深さ
E8-10XLS、E12-10XLS、E8-20XLS、E12-20XLS	2 ～ 3 mm
E8-200XLS、E12-200XLS、E8-300XLS、E12-300XLS、 E8-1200XLS、E12-1200XLS	3 ～ 6 mm

ピペットは垂直から 20° の範囲で操作します。

チップイジェクション

チップイジェクターのボタンを押します。リキッドエンドマニホールドに先進のイジェクト設計が施されているので、親指の最小限の力ですべてのチップを手際よく放出できます。

リキッドエンドマニホールドの配置

プレートに充填する際の作業性を考慮して、リキッドエンドマニホールドは任意の角度に回転できるようになっています。カップリングナットを緩める必要はありません。

注意 : 1200 μ L モデル専用のチップ

RT-L1200 チップおよび RT-L1200S チップは、特に連続分注モードの 1200 μ L モデルでの使用を目的としています。これらのチップ独特の設計は、液滴の形成を防止し、連続分注モードでの吐出ごとにタッチオフを実施する必要性を排除しています。

RT-L1200F エアゾール耐性フィルターチップを使用すると、1200 μ L の液量をすべてフィルターの下で吸収できます。なお、流体力学的な要因によって、連続分注の際にタッチオフが必要になることもあります。

4 E4 XLS アジャスタブルスパーピペット

4.1 説明および操作

はじめに

E4 XLS アジャスタブルスパーサーマルチチャンネルピペットは E4 XLS シングルチャンネルモデルを基本として、同様に動作します。E4 XLS アジャスタブルスパーサーピペットには、6 チャンネル (EA6) と 8 チャンネル (EA8) の 2 モデルが用意されています。ノズル間隔の調整範囲を以下に示します。

6 チャンネル : 9 mm ~ 約 19 mm

8 チャンネル : 9 mm ~ 約 14 mm

6 チャンネルモデルには、以下の容量範囲がございます。

20 ~ 300 μ L

100 ~ 1200 μ L

8 チャンネルモデルには、以下の容量範囲がございます。

5 ~ 50 μ L

20 ~ 300 μ L

100 ~ 1200 μ L

間隔の制御とインジケータ

ノズル間隔は、リキッドエンドマニホールドの両側に設けられた 2 つのローレット付きノブを使用して変更します。このノブは、図 34 に示す間隔調整ノブとリミッターノブです。

ノズル間隔の範囲が記されたリミッターノブは、ピペットの間隔範囲の中で目的の最大間隔を設定します。ノブ上面側のリキッドエンドマニホールド上に、図 35 に示すように記されている縦の矢印は設定ポイントを示しています。

リミッターノブで最大間隔を設定済みであれば、間隔調整ノブを回して、設定値までノズル間隔を開きます。リキッドエンドマニホールド上のスケールは、設定した間隔を目視で知るための参考となります。最も左のノズルをマニホールド上のスケールに合わせます。

8 チャンネルモデルの調整範囲を図 36 に示します。左側ではノズル間隔が 9 mm に設定され、右側では 14 mm に設定されています。



図 34 : E4 XLS のアジャスタブルスパーサー
A : 間隔調整
B : リミッター



図 35 : リミッター設定ポイント

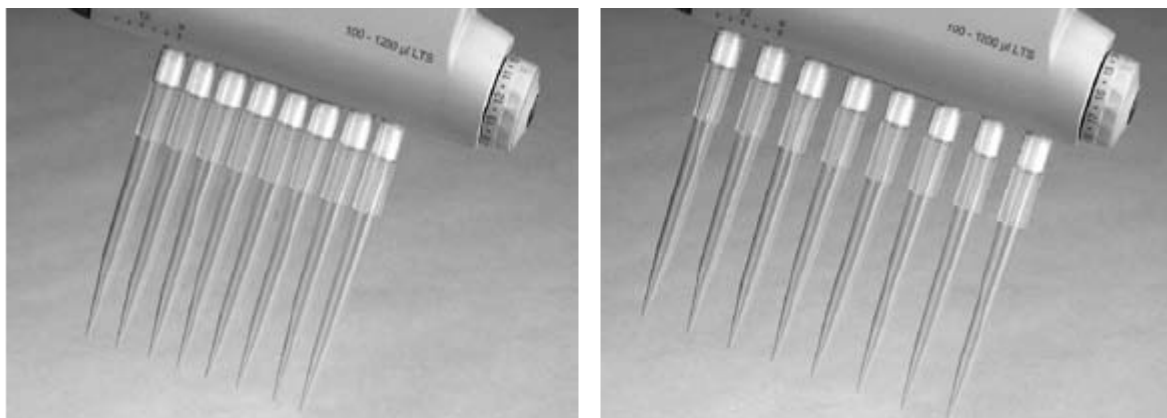


図 36 : ノズル : 最小間隔 (左) と最大間隔 (右)

チップの選択

E4 XLS マルチチャンネルピペットは Rainin LTS チップを使用します。250 μ L LTS チップを使用するモデル : EA-50XLS、300 μ L LTS チップを使用するモデル : EA6-300XLS および EA8-300XLS 1200 μ L LTS チップが推奨されるモデル : EA6-1200XLS および EA8-1200XLS フィルターを使用していない 1000 μ L LTS チップを使用して、1200 μ L をピックアップすることもできます。

LTS チップは、適切な設計のシールリング、薄肉壁、およびポジティブストップを備えた円筒型の断面です。これらのチップは LTS ノズルとの間で適切なシーリングを実現し、ノズルに対する取り付け不良が発生することはありません。

LTS チップの取り付け

LTS チップの取り付けは容易です。

1. 濃灰色の間隔調整ノブを時計方向いっぱい回して、ノズル間隔を 9 mm (ラック式チップの間隔と同じ) に設定します。
2. ノズルをチップの並びに合わせ、わずかな角度でピペットを保持します (図 37 の左側)。
3. ピペットを直立位置にして、ポジティブストップに達するまでチップにノズルを押し込みます。

これで、適切なシーリング状態でチップが取り付けられています。確実なシーリングを得るために、手で締めたり、強い力をかけたり、チップにノズルをこじ入れたりする必要はありません。チップをチップのラックから引き上げます (図 37 の右側)。

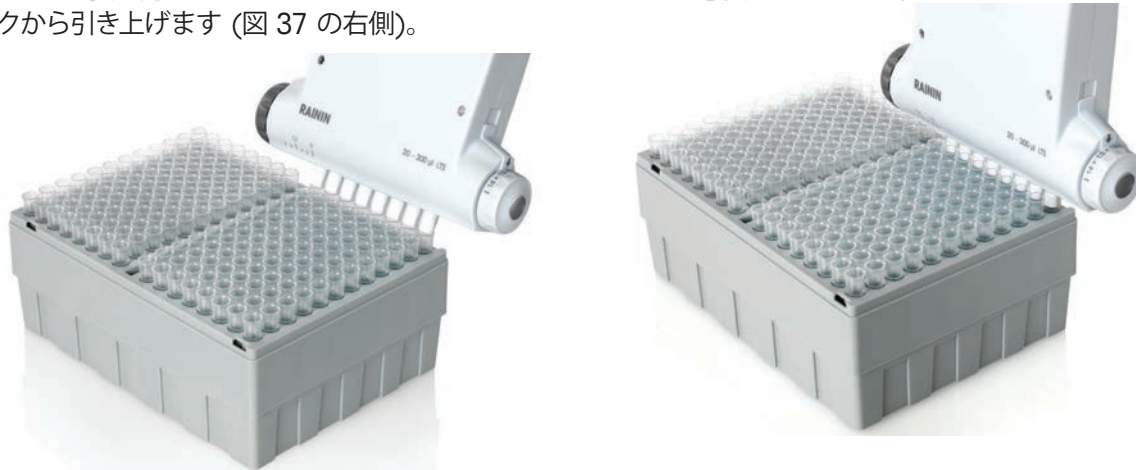


図 37 : LTS チップの取り付け

ノズル間隔の設定

サンプルを吸引する前に、ノズルにチップを取り付けた状態で以下の手順を実行します。

- 液体を入れるセルや試験管ブロックの間隔がわかっている場合は、リミッターノブにその値を設定します。
- その間隔が不明な場合は、サンプルの吐出先とするウェルや試験管ブロックの各中心とチップの各先端が一致するようにピペットを保持します。リキッドエンドマニホールドのスケール上で、マークがついたノズルが示す値を記録します。この値をリミッターノブに設定します。
- ノズルの間隔が広すぎる場合は、チップの各先端とウェルや試験管の各中心が一致するまでリミッターノブの設定値を小さくします。

リミッターノブの値を設定しておけば、適切なノズルの間隔を容易に調整できます。

1. サンプルを吸引します。
2. リミッターノブに設定した値で止まるまで間隔調整ノブを回して、ノズルの間隔を設定します。
3. ウェルまたは試験管ブロックに吐出します。

チップを浸す深さ

以下の表にチップを浸漬する際の推奨深さを示します。

E4 XLS モデル	浸す深さ
EA8-50XLS	2 ～ 3 mm
EA6-300XLS、EA8-300XLS、EA6-1200XLS、EA8-1200XLS	3 ～ 6 mm

ピペットは垂直から 20° の範囲で操作します。

チップイジェクション

チップイジェクターのボタンを押します。リキッドエンドマニホールドに先進のイジェクト設計が施されているので、親指の最小限の力ですべてのチップを手際よく放出できます。

リキッドエンドマニホールドの配置

作業性を考慮して、リキッドエンドマニホールドは任意の角度に回転できるようになっています。カップリングナットを緩める必要はありません。

注意：1200 µL モデル専用のチップ

RT-L1200 チップと RT-L1200S チップは、連続分注モードの 1200 µL モデルで使用することを目的としています。これらのチップ独特の設計は、液滴の形成を防止し、連続分注モードでの吐出ごとにタッチオフを実施する必要性を排除しています。

RT-L1200F エアゾール耐性フィルターチップを使用すると、1200 µL の液量をすべてフィルターの下で吸収できます。なお、流体力学的な要因によって、連続分注の際にタッチオフが必要になることもあります。

5 付録

5.1 速度表

シングルチャンネル : 10、20、100、200、300、1000、2000 μ L 8 チャンネルおよび 12 チャンネル : 10、20、50、200、300 μ L					
速度番号	全吸引時間	全吐出時間	ブローアウトからホームまでの遅延	ブローアウト時間	ブローアウト終了の保持
10	0.55	0.55	0	0.13	1.0
9	0.70	0.70	0.4	0.17	1.0
8	0.89	0.89	0.6	0.21	1.0
7	1.13	1.13	0.8	0.27	1.0
6	1.45	1.45	0.85	0.35	1.0
5	1.90	1.90	1	0.46	1.0
4	2.39	2.39	1.5	0.57	1.0
3	2.92	2.92	1.7	0.70	1.0
2	3.46	3.46	1.9	0.83	1.0
1	4.10	4.10	2.5	0.98	1.0

シングルチャンネル : 5、10、20 mL 8 チャンネルおよび 12 チャンネル : 1200 μ L					
速度番号	全吸引時間	全吐出時間	ブローアウトからホームまでの遅延	ブローアウト時間	ブローアウト終了の保持
10	1.13	1.13	0	0.27	1.0
9	1.45	1.45	0.4	0.35	1.0
8	1.90	1.90	0.6	0.46	1.0
7	2.39	2.39	0.8	0.57	1.0
6	2.92	2.92	0.85	0.70	1.0
5	3.46	3.46	1	0.83	1.0
4	4.10	4.10	1.5	0.98	1.0
3	4.90	4.90	1.7	1.18	1.0
2	5.90	5.90	1.9	1.42	1.0
1	7.42	7.42	2.5	1.78	1.0

5.2 用語集

ピペッティングの用語

アドバンス - アドバンスピペッティングモード。
 エア - 同じピペッティングサイクルの中で 2 回の吸引の間に存在するエアギャップ。
 分注 - より大きな容量から吐出したサンプル。普通は、連続分注を構成する個々のサンプルを指します。
 分注量 - 使用可能な事前に設定した容量のリスト。
 吸引 - ピペットのチップに液体を取り込む操作。
 吸引速度 - 吸引動作の速度。
 吸引/吐出速度 - 吸引と吐出の動作速度
 オートペース - 分注の分注量ごとにプログラム可能なイベント。
 ブローアウト - ピストンをそのストロークの最後まで移動し、チップを空にする操作。
 サイクルカウンター (略称: CC) - ピペッティングサイクルの合計回数をカウントする設定。
 サイクル速度 - 吸引、吐出、および Mix の速度
 希釈モード - 複数のサンプルを取り込む操作。サンプルどうしをエアギャップで分離することもできます。
 吐出 - 一定量の液体を排出する操作。
 吐出速度 - 吐出動作の速度。
 完了 - 設定を保存するための単独のキー操作。同時に前の画面に戻ることもあります。
 最終量 - 事前設定容量のリストから最後に選択した容量。
 固定吐出量 - 滴定モードで、精密な増分吐出に入る前に吐出する最初の容量。
 固定量 - 一定の吸引と吐出の手順の固定した組み合わせを変化させずに実行する操作。容量は常に同一です。
 GLP モード - 医薬品安全性試験実施基準。ラボ機器のサービスと校正を追跡します。
 ホーム - ブローアウトから戻った後、吸引可能になった状態のピストン位置。
 レベル I - メインメニューの中で使用可能なモードの最初の組み合わせ。
 レベル II - メインメニューの中で使用可能なモードの 2 番目の組み合わせ。
 手動モード - モーターを動的に制御し、丸ボタンでピストンを上下に移動する操作。
 Mix - ピペットのピストンを上下に移動してサンプルを混合する操作。
 モード - ピペット操作の独立した組み合わせ。
 連続分注 - 1 回の取り込み容量から複数の分注を吐出する操作。
 基本モード - 既知の容量を取り込んで吐出する操作。
 ピペットおよび Mix モード - 既知の容量を取り込んで他のサンプルに吐出し、チップの内外で急速に吸引および吐出することによって混合する操作。
 リバースモード - ブローアウト段階または 2 番目のストップまで取り込み、1 番目のストップまでのみ吐出する操作。高濃度の液体や高粘度の液体で使用します。
 2 番目のストップ - ブローアウトの最後のハードストップ。
 ステップ - 少量の増分の吐出。
 チップイジェクト - 操作の最後でピペットのチップを取り外すために実行する手動手順。
 滴定モード - 慎重に測定した量を段階的に溶液に吐出して反応を引き起こす操作。
 容量シーケンス - 最大 16 種類の分注量をシリーズとしてプログラムできるオプション設定。
 シーケンス量 - リストから選択した使用可能な一連の容量。
 µL - 容量の単位。マイクロリットル。
 mL - 容量の単位。ミリリットル。

一般用語

自動オフ設定 - 最後に使用した時点から電源が自動的にシャットダウンするまでの時間。
 校正 - 管理条件下で実施する、機器の精度と確度の検証。
 キャンセル - 現在のシーケンスを終了するために使用するソフトキー。ブローアウトに移行してホーム位置に戻ることもあります。
 カルセル - 連続的なサイクリックパターンで 1 つのメニューを表示する方法。
 サービス経過回数 - 前回のサービス実施時点以降に記録されているサイクル数。
 日付設定 - ユーザーが調整可能なカレンダー日時。
 日付形式 - 年月日を表示するために使用できる日付表示形式。
 M/D/Y - 月/日/年、Y/M/D - 年/月/日、D/M/Y - 日/月/年
 デフォルト設定 - 最も多用することから事前設定されている値。
 画面明るさの設定 - LCD 画面のバックライトのレベル。
 画面消灯の設定 - ディスプレイが暗くなるまでの秒数。最大 120 秒。
 ファームウェアのバージョン - オペレーティングファームウェアのバージョン番号。
 GUI - グラフィカルユーザーインターフェイス。プログラム可能な機能と設定の表示コンテンツ。
 UI - ユーザーインターフェイス。視覚、聴覚、および触覚に訴える機能を組み合わせた総合的なユーザー環境。
 ヘルプモード - 詳しい操作情報を備えたユーザーガイド。
 言語 - 装置にプログラムされている利用可能な言語。
 JA : 日本語、EN : 英語、ES : スペイン語、FR : フランス語、DE : ドイツ語、ZH : 中国語。
 寿命サイクル - 装置が製造された時点以降の合計サイクル数。
 メインメニュー - プログラミングシーケンスの最上位レベル。トップメニューともいいます。
 製造日付 - 装置が製造された日付。
 min - 分。
 メニュー - 1 つの画面に表示される、プログラム可能な機能のグループ。

モードレベル - 各モードのメインメニューでユーザーが選択できるレベル。

型式番号 - ピペットごとに出荷時設定された容量範囲とチップスタイル

サイクル数 - 前回のサービス実施時点以降のサイクル数。

日数 - 前回のサービス実施時点以降の日数。

オフ - オプションのオフ。

オン - オプションのオン。

オプション - 標準のピペッティングモードで使用できる追加設定。

所有者 - 機器の操作者または所有者。

前へ - 前の操作モードに移動する操作。

リセット - ピストンを移動してブローアウトすることでサイクルをキャンセルする操作。

保存 - メモリへの入力。

sec - 秒。時間の測定値。

設定 - オプションのピペッティング入力。主に、特定のプログラムで使用する容量と速度。

セットアップ - カスタマイズを目的とした操作者によるオプション入力。名前、音量、バックライトレベルなど。

シリアル番号 - ピペットごとに製造元で割り当てた一意の番号。

サービスログ - ピペットに対して実施した過去 32 回のサービスの履歴ログ。技術者が入力する情報であり、ユーザーによる変更は不可能です。

音量レベルの設定 - スピーカー（動作中のブザー音）をオンまたはオフにします。オンの場合は、音量を 1（最小）～ 10（最大）の範囲で設定できます。

速度の設定 - サンプルを吸引、吐出、および混合する際のサンプルの流量を増減します。

USB - Universal Serial Bus。通信リンク。マイクロコネクタやミニコネクタがあります。

時間 - 時分秒による現在時刻。操作画面に表示され、ユーザーが調整できます。

時間形式 - 時刻を表示するために使用できる形式。ユーザーが選択します。

[なし]：時刻非表示。[12 時間]：12 時間制。AM や PM を表示しません。[24 時間]：24 時間制。

容量設定 - 目的の液量の設定。

電源管理の用語

バックライト設定 - 通常使用時にディスプレイのバックライトを駆動する電力量のユーザー設定。見やすさを考慮した設定または省電力を考慮した設定が可能です。

バックアップバッテリー（ボタン電池） - リアルタイム時計などの重要な動作/パラメータを保持するための内部バッテリー。

バッテリーアイコン - 休止状態になるまでのバッテリー残量をバッテリーの状態として表示します。

充電インジケータ：充電進行状態の表示（バッテリーアイコンの点滅）。

充電サイクル - 1) 充電スタンドによる充電、2) マイクロ USB 経由の PC による充電、3) マイクロ USB 経由の AC アダプターによる充電の時間要件。

減少容量 - バッテリー容量の年間減少量。

非使用状態 - ユーザー入力がない期間。

電源オフ - 選択可能。電源のオフ。

スリープ - 一定の時間経過後に自動的にディスプレイがオフになり、省電力モードになる機能。

起動 - いずれかのソフトキーを 1 回だけ押して装置をアクティブにする操作。

電源動作 - USB ケーブル経由で AC アダプターに装置を接続して使用する方法。

スリープのタイムアウト - 装置がスリープモードになるまでのユーザー設定時間。最大 60 分。

ウェイクアップ - 装置がスリープモードまたはデープスリープモードにあるとき、いずれかのソフトキーを 1 回だけ押すことで、装置の電源がすべて動作するモードで再稼働する操作。

5.3 メモリ、電源、設定管理

E4XLS の設定に対してユーザーが指定したすべての変更とサービスモードのデータは、フラッシュメモリに保存されます。したがって、バッテリーの不具合やバッテリーの取り外しがあった場合でも、日時を除いてこれらのデータは保持されています（次の項を参照）。ピペットを出荷時設定にリセットするには、バッテリーカバーを開きます。清潔なピペットチップを使用し、リセットボタンをゆっくりと押して約 7 秒間押した状態を保持します（図を参照）。ブザー音が鳴り、起動画面が開いて「Memory Clear」（メモリがクリアされます）という警告が表示されます。そのまま続行するには左のソフトキーを押します。このリセット操作を実行しても、サービスデータはピペットから削除されません。

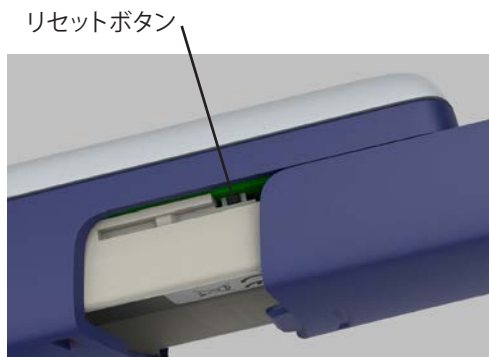


図 38：E4 XLS のリセット

現在の日時を維持するリアルタイムクロックには電源を継続的に供給する必要があります。メインのリチウムイオンバッテリーの不具合や取り外しがあったときに、AC アダプターや急速充電スタンドなどによる外部電源を供給していないと、この時計はバックアップ用のボタン電池で動作します。このバッテリーで時計は 90 ～ 120 日間ほど動作できます。ボタン電池を完全に使い切った場合は、電源復旧後に日時の再設定を指示されます。この場合は、時計のバックアップ電源であるボタン電池を新品に交換する必要があります。詳細については、弊社にお問い合わせください。

Declaration of Conformity

Manufacturer's Name: Mettler-Toledo Rainin, LLC.

Manufacturer's Address: 7500 Edgewater Drive, Oakland, CA, 94621, USA

Declares that the following product:

Product Name E4 Electronic Pipettes

Conforms to the following EC directives (incl. all applicable amendments):

2014/35/EU Low voltage (LVD)

2014/30/EU Electromagnetic compatibility (EMC)

2011/65/EU Reduction of Hazardous Substances (RoHS)

(EU) 2023/1542 Secondary Battery Regulation

Supplementary Information:

Safety: EN 61010-1:2010/A1:2019

Emissions Testing: EN 61326-1:2021

EN 300 330 V2.1.1 (RFID)

EN 301 489-1 V2.1.1 (Common Technical Requirements)

Testing performed to: Class A Limits (commercial/industrial environment)

Immunity Testing: EN 61326-1:2021

EN61000-4-2 Electrostatic Discharge

EN61000-4-3 Radiated Immunity

EN61000-4-4 Electrical Fast Transients

EN61000-4-5 Surge: Power Ports

EN61000-4-6 Conducted Immunity

EN61000-4-11 Voltage Dips and Interrupt

Battery Testing: EN62133-Li-ion and Li-polymer battery safety

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directives and Standards.

Responsible Signatory: David Greenwood, Head of Quality Systems

Year First Applied: 2025

This Declaration of Conformity applies only to products with have the CE mark attached.

WARNING:

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, i.e., in strict accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. It has been tested and found to comply with the limits for a Class A computing device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operated in a commercial environment. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause interference, in which case the user at his own expense will be required to take whatever measures may be required to correct the interference.

www.mt.com/rainin

For more information

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部
〒110-0008
東京都台東区池之端2-9-7 6F
TEL:03-5815-5515
FAX:03-5815-5525

製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
06/2026 Mettler Toledo K.K.
31191258 (JP) Rev D