


METTLER TOLEDO

Bilance compatte BBA442 / BBK442

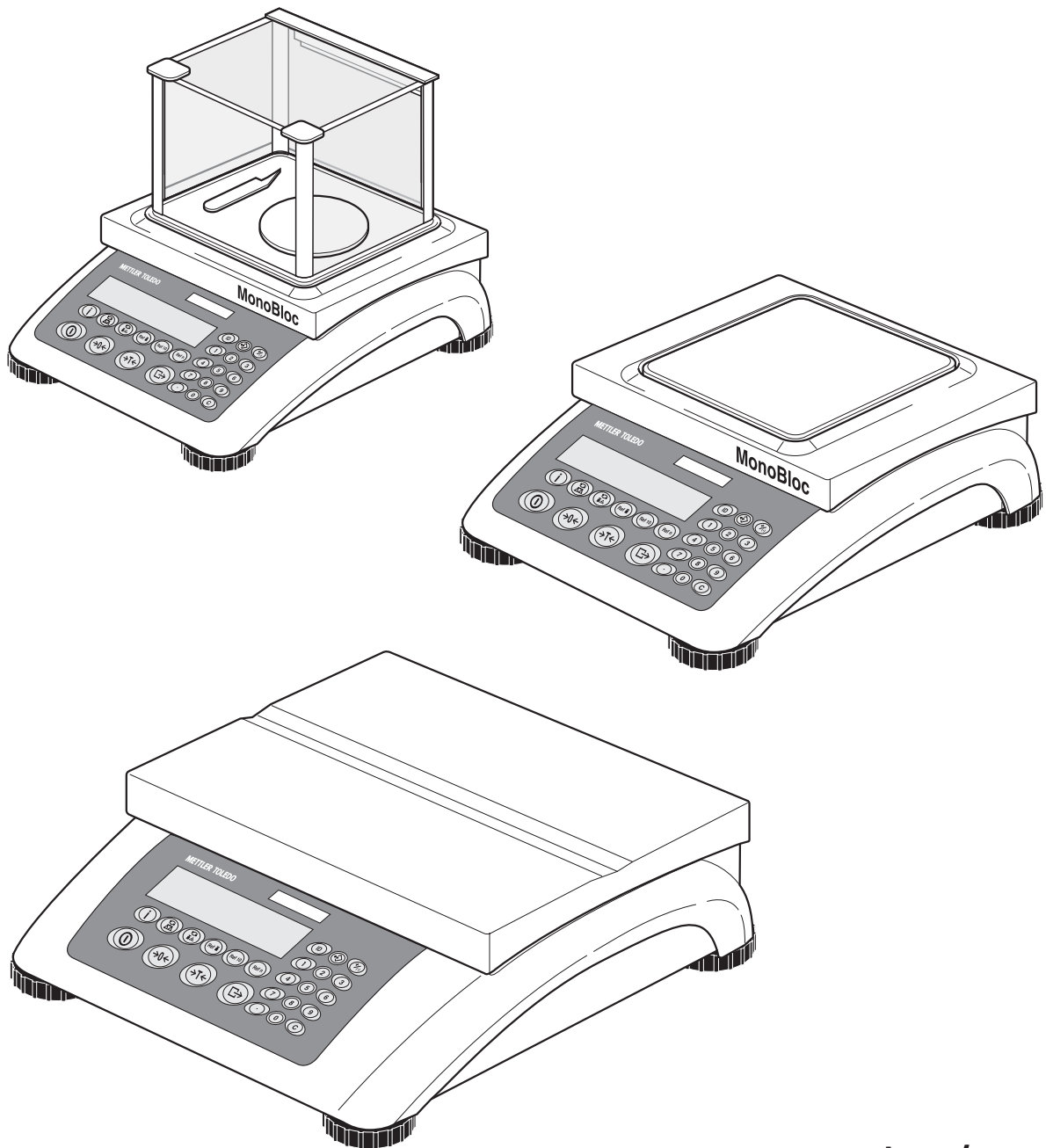



Congratulazioni per aver scelto la qualità e la precisione METTLER TOLEDO. Un utilizzo appropriato di queste Istruzioni d'uso, una regolare taratura e manutenzione da parte dei nostri tecnici professionisti assicura operazioni efficienti ed accurate, proteggendo i Vostri investimenti. Contattateci per avere maggiori informazioni sui nostri contratti di assistenza personalizzati Service XXL, studiati in base alle Vostre necessità.

Vi invitiamo a registrare i Vostri prodotti sul sito www.mt.com/productregistration, sarà così possibile contattarVi ogniqualvolta vi siano cambiamenti, aggiornamenti o importanti informazioni relativamente al Vostro prodotto.

Indice

	Pagina
1	Introduzione5
1.1	Avvertenze di sicurezza5
1.2	Descrizione6
1.3	Messa in servizio10
1.4	Smaltimento12
2	Uso13
2.1	Accensione e spegnimento13
2.2	Azzeramento e correzione del punto di zero13
2.3	Pesata semplice13
2.4	Pesata con detrazione della tara14
2.5	Indicatore caricamento portata16
2.6	Pesata dinamica16
2.7	Pesata additiva fino al peso nominale e pesata di controllo17
2.8	Lavorare con le identificazioni19
2.9	Documentazione risultati19
2.10	Visualizzazione informazioni20
2.11	Commutazione bilancia20
2.12	Totalizzazione21
2.13	Pulizia22
3	Conteggio23
3.1	Conteggio di parti mediante addizione in un recipiente23
3.2	Conteggio di parti mediante prelevamento da un recipiente24
3.3	Conteggio con numero di pezzi di riferimento variabile24
3.4	Conteggio con precisione minima24
3.5	Ottimizzazione riferimento25
3.6	Conteggio con determinazione automatica del riferimento25
3.7	Conteggio con peso medio del pezzo noto25
3.8	Conteggio mediante richiamo di un peso medio del pezzo memorizzato26
3.9	Conteggio mediante richiamo di un numero di pezzi nominale memorizzato27
3.10	Conteggio con due bilance29
4	Impostazioni nel menu31
4.1	Impiego del menu31
4.2	Quadro sinottico33
4.3	Impostazioni bilancia (SCALE)37
4.4	Impostazioni applicazione (APPLICATION)40
4.5	Impostazioni del terminale (TERMINAL)44
4.6	Configurazione interfacce (COMMUNICATION)45
4.7	Diagnosi e stampa delle impostazioni del menu (DIAGNOS)50

5	Descrizione delle interfacce	52
5.1	Istruzioni d'interfaccia SICS	52
5.2	Modo TOLEDO Continuous	54
6	Messaggi di evento o errore	56
7	Caratteristiche tecniche e accessori	59
7.1	Caratteristiche tecniche	59
7.2	Accessori	65
8	Appendice	66
8.1	Avvertenza per bilance approvate nei Paesi EU	66
8.2	Controlli tecnici di sicurezza	66
8.3	Tabelle Geo	67
9	Analitico	70

1 Introduzione

1.1 Avvertenze di sicurezza



ATTENZIONE!

BBA442 / BBK442 non sono previste per impiego in ambienti a rischio di esplosione! La nostra gamma di prodotti comprende apposite apparecchi per impiego in ambienti a rischio di esplosione.



PERICOLO!

Pericolo di scosse elettriche!

- ▲ Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.



PERICOLO!

Se il cavo di collegamento alla rete di alimentazione è danneggiato, vi è il rischio di scosse elettriche!

- ▲ Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per rilevare eventuali danneggiamenti e, se necessario, disattivare immediatamente l'apparecchio.
- ▲ Sul lato posteriore mantenere uno spazio libero di almeno 3 cm, per evitare che il cavo di alimentazione venga schiacciato.



ATTENZIONE!

In nessun caso aprire l'apparecchio!

In caso contrario, la garanzia decade. L'apparecchio deve essere aperto soltanto da personale autorizzato.

- ▲ Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica METTLER TOLEDO.



ATTENZIONE!

La bilancia compatta deve essere maneggiata con cura.

La bilancia è uno strumento di precisione.

- ▲ Quando il piatto della bilancia è rimosso, non pulire mai l'area al di sotto del supporto portapiatto con un oggetto solido.
- ▲ Non caricare sovraccarichi eccessivi.
- ▲ Evitare colpi sul piatto della bilancia.

Nota Impiego nel settore alimentare

Le parti della bilancia che possono venire a contatto con generi alimentari sono lisci e facile da pulire. I materiali impiegati non si scheggiano e sono privi di sostanze inquinanti.

Nel settore alimentare si consiglia l'impiego della capottina di protezione fornita.

→ Pulire regolarmente e accuratamente la capottina di protezione.

→ Sostituire immediatamente le capottine di protezione danneggiate o molto sporche.

1.2 Descrizione

Le presenti istruzioni d'uso valgono per i seguenti modelli di bilance compatte:

- Bilancia compatta BBA442... con cella di carico analogica
- Bilancia compatta BBK442... con MonoBloc

Le bilance compatte sono disponibili con differenti valori di capacità e risoluzioni in una versione costruttiva piccola e una grande.


La corrente di alimentazione viene fornita da un alimentatore incorporato, una batteria interna con alimentatore esterno oppure una batteria esterna.

Inoltre si può ordinare uno dei seguenti opzioni:


- Interfaccia addizionale RS232 o RS485
- Interfaccia Ethernet
- Interfaccia USB
- I/O digitale
- Interfaccia analogica seconda bilancia

1.2.1 Panoramica


- 1 Display
- 2 Caratteristiche della bilancia
- 3 Piatto di pesata
- 4 Piedini di livellamento
- 5 Tasti numerici
- 6 Tasti funzione

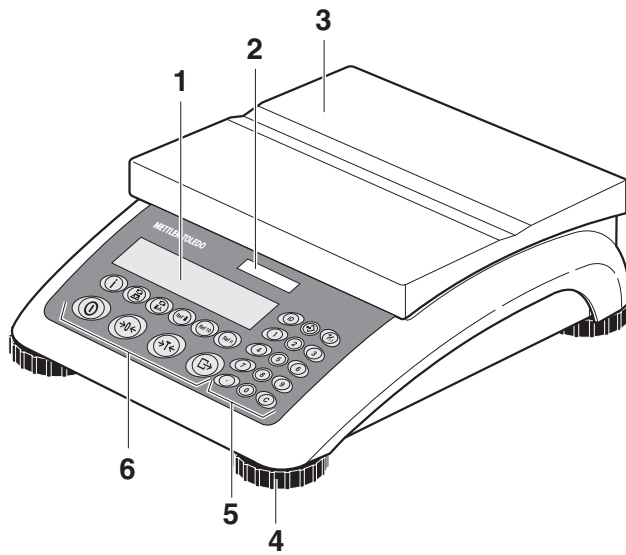

- 1 Connettore di alimentazione
- 2 Interfaccia opzionale
- 3 Interfaccia RS (standard)

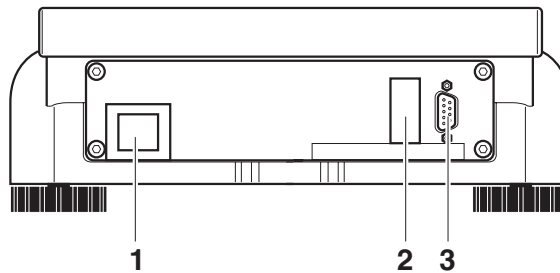

1.2.2 Display

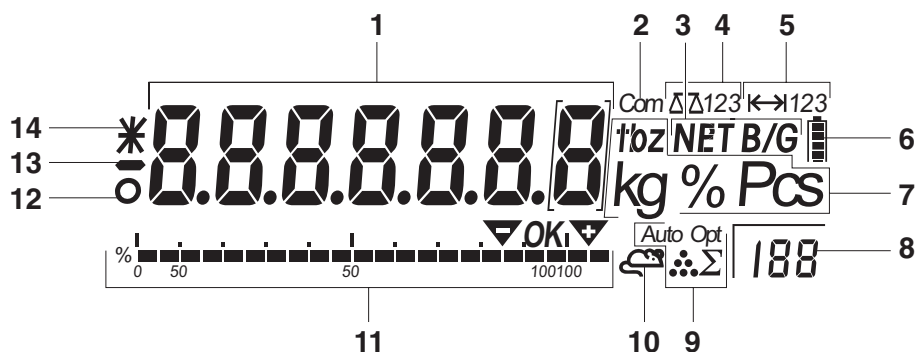











- 1** Indicatore a 7 segmenti, 7 cifre, con punto decimale
- 2** Interfaccia attiva
- 3** Simbolo per indicazione di valori lordi e netti
- 4** Bilancia attiva
- 5** Indicazione del campo di pesata
- 6** Livello di carica della batteria, solo se presente
- 7** Unità di peso
- 8** Numero di pezzi di riferimento selezionato
- 9** Simboli per ottimizzazione del peso medio del pezzo e totalizzazione
- 10** Simbolo per pesata dinamica
- 11** Indicatore grafico del campo di pesata, indicatore per pesata di controllo
- 12** Controllo di stabilità (si spegne quando viene raggiunto un valore di peso stabile)
- 13** Segno algebrico
- 14** Indicazione di valori di peso modificati o calcolati, ad esempio alta risoluzione, peso inferiore al peso minimo

1.2.3 Tastiera

Funzioni principali

Tasto	Funzione nel modo Comando	Funzione nel menu
	Attivazione/disattivazione del apparecchio; cancellazione	Selezione dell'ultima opzione di menu -END-
	Azzeramento bilancia	Scorrimento indietro
	Impostazione tara	Scorrimento in avanti
	Tasto trasferimento Pressione prolungata del tasto: Richiamo menu	Attivazione opzione menu Conferma impostazione selezionata


Funzioni supplementari

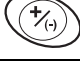Tasto	Funzione
	Tasto Info: Richiesta informazioni addizionali, ad esempio peso lordo, peso medio del pezzo, alta risoluzione ...
	Commutazione bilancia
	Commutazione tra valore di peso e numero di pezzi
	Impostazione numerica del peso medio del pezzo
	Determinazione del peso medio del pezzo a partire da 10 pezzi
	Determinazione del peso medio del pezzo a partire da un numero di pezzi qualsiasi
	Introduzione dati di identificazione
	Memoria
	Addizione/sottrazione
	Tasto Cancella
Tasti 0 ... 9 e punto decimale	Tasti numerici per l'introduzione di valori di peso, dati di identificazione ...

1.3 Messa in servizio


1.3.1 Scelta o variazione del luogo d'installazione

La scelta di un luogo d'installazione appropriato è essenziale per garantire la precisione dei risultati di pesata.

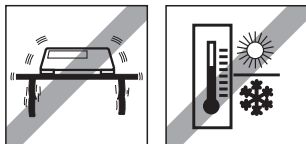


→ Scegliere un luogo d'installazione stabile, non soggetto a vibrazioni e il più possibile orizzontale.

Il pavimento deve essere adatto a sopportare, in condizioni di sicurezza, il peso della bilancia caricata al massimo.

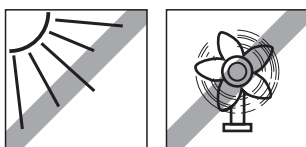

Il luogo di installazione deve soddisfare le seguenti condizioni ambientali:

- Assenza di esposizione diretta alla luce del sole
- Assenza di forti correnti d'aria
- Assenza di oscillazioni di temperatura eccessive

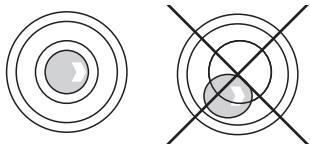

Messa in bolla della bilancia

La bilancia fornisce risultati di pesata precisi soltanto se correttamente posizionata in orizzontale. Per semplificarne il posizionamento, le bilance approvate sono equipaggiate con una livella.

→ Ruotare i piedini di livellamento della bilancia fino a che la bolla d'aria della livella è visibile nel cerchio interno.

Variazioni del luogo geografico di installazione di grande entità

Ciascuna bilancia viene adattata dal fabbricante al valore locale della forza di gravità (valore GEO). In caso di variazioni del luogo geografico di installazione di grande entità questo valore dev'essere adeguato da un tecnico del Servizio Assistenza. Inoltre, in base alle prescrizioni di verifica nazionali, le bilance approvate dovranno essere sottoposte a nuova approvazione. Per le bilance con peso di calibrazione interno i passi descritti sopra non sono necessari.

1.3.2 Collegamento alla rete di alimentazione



ATTENZIONE!

Prima di effettuare il collegamento alla rete di alimentazione accertarsi che il valore della tensione di alimentazione indicato sulla targhetta di identificazione coincide con la tensione di rete locale.

▲ Se il valore della tensione di alimentazione indicato sulla targhetta di identificazione non coincide con la tensione di rete locale, in nessun caso collegare l'apparecchio alla rete.

→ Inserire la spina di alimentazione nell'apposita presa.


Dopo il collegamento, l'apparecchio esegue un'autodiagnosi. Quando sul display compare zero, la bilancia è pronta per l'uso.

→ Calibrare la bilancia per garantire la massima precisione possibile, vedere Capitolo 4.3.2.

Nota

Le bilance con approvazione parziale (bilance con approvazione iniziale) devono essere approvate da un laboratorio autorizzato o dal Servizio Assistenza Tecnica METTLER TOLEDO.

→ Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica METTLER TOLEDO.

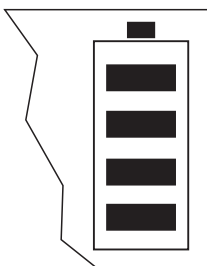

In condizioni di utilizzo normale, le bilance con batteria incorporata possono funzionare per ca. 30 ore in assenza di alimentazione da rete. Questo è possibile a condizione che la retroilluminazione sia disattivata e che alle bilance non sia collegata alcuna periferica.

Appena l'alimentazione da rete viene interrotta, il apparecchio commuta automaticamente al modo alimentazione a batteria. Quando l'alimentazione da rete viene ripristinata, l'apparecchio commuta di nuovo automaticamente al modo alimentazione da rete.

Il simbolo della batteria indica il livello di carica attuale della batteria incorporata. 1 segmento corrisponde ad un livello di carica di circa il 25 %. Se il simbolo lampeggia, è necessario effettuare la ricarica della batteria (min. 4 ore). Se, durante la procedura di ricarica, si continua a lavorare, il tempo di ricarica aumenta. La batteria è protetta contro i danni da sovraricarica.


Il tempo di ricarica della batteria è di circa 6 ore. Se lo strumento viene utilizzato durante la procedura di ricarica, il tempo di ricarica aumenta. La batteria ha una durata di vita di circa 1000 cicli di ricarica/scarica.

Nota

La batteria è adatta anche per un utilizzo prolungato con alimentazione da rete.

→ Per ottenere la capacità nominale massima, si raccomanda di scaricare completamente a intervalli regolari (ogni 4 settimane circa) la batteria utilizzandola normalmente.

1.4 Smaltimento

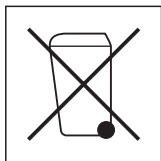

In conformità a quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2002/96 CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE), questo strumento non può essere smaltito come i normali rifiuti. Tale presupposto resta valido anche per i Paesi al di fuori dei confini della UE, conformemente alle norme nazionali in vigore.

→ Si prega quindi di smaltire questo prodotto separatamente e in modo specifico secondo le disposizioni locali relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi agli enti preposti o ai rivenditori dell'apparecchiatura stessa.

In caso di cessione dello strumento (per es. per ulteriore utilizzo privato o aziendale/industriale), si prega di comunicare anche questa disposizione.

Si ringrazia per il contributo alla tutela dell'ambiente.


Se l'apparecchio è equipaggiato con una batteria:

La batteria al nichel-idruri metallici (NiMH) utilizzata con questo strumento non contiene metalli pesanti. Tuttavia, essa non deve essere smaltita con i rifiuti municipali normali.

→ Attenersi alle prescrizioni locali in vigore per lo smaltimento di sostanze pericolose per l'ambiente.

2 Uso

2.1 Accensione e spegnimento

Accensione → Premere il tasto .

La bilancia esegue un test dell'indicatore. Quando viene visualizzata l'indicazione del peso, la bilancia è pronta per pesare.


Spegnimento → Premere il tasto .

Prima che l'indicatore si spenga, per qualche istante viene visualizzato -OFF-.

2.2 Azzeramento e correzione del punto di zero

L'azzeramento corregge l'effetto di leggeri insudiciamenti sul piatto.

Manuale 1. Scaricare la bilancia.

2. Premere il tasto .


L'indicatore visualizza zero.

Tara automatica Nelle bilance non approvate, nel menu è possibile disattivare la correzione automatica del punto di zero o modificare il valore.

Per default, una volta scaricata la bilancia, il punto di zero della bilancia viene corretto automaticamente.

2.3 Pesata semplice

1. Caricare il materiale da pesare.

2. Attendere fino a quando il simbolo del controllo di stabilità  scompare dall'indicatore.

3. Leggere il risultato di pesata.

2.4 Pesata con detrazione della tara

2.4.1 Impostazione della tara

→ Caricare un recipiente vuoto e premere il tasto $\rightarrow T \leftarrow$.

L'indicatore visualizza zero e il simbolo **NET**.

Il peso di tara rimane memorizzato fino a quando viene cancellato.

2.4.2 Cancellazione della tara

→ Scaricare la bilancia e premere il tasto $\rightarrow T \leftarrow$.

Il simbolo **NET** scompare, e viene visualizzato zero.

oppure

→ Premere il tasto **C**.

Il simbolo **NET** scompare, l'indicatore visualizza il peso lordo.

Se nel menu è attivata l'opzione **A.CL-t_r**, il peso di tara viene automaticamente cancellato, appena la bilancia viene scaricata.

2.4.3 Impostazione automatica della tara

Premessa

Se nel menu sotto **SCALE** → **tArE** è attivata l'opzione **A-tArE**, nell'indicatore lampeggia il simbolo **T**.

L'imballo deve essere più pesante della bilancia di 9 passi d'indicazione.

→ Caricare il recipiente o l'imballo.

Il peso dell'imballo viene automaticamente memorizzato come peso di tara, l'indicatore visualizza zero e il simbolo **NET**.

2.4.4 Introduzione numerica del peso di tara

1. Introdurre un peso di tara noto e premere il tasto $\rightarrow T \leftarrow$.

Il peso introdotto viene automaticamente memorizzato come peso di tara, l'indicatore visualizza il simbolo **NET** e il peso di tara con segno algebrico negativo.


2. Caricare sulla bilancia un recipiente pieno.

L'indicatore visualizza il peso netto.



2.4.5 Impostazione della tara mediante richiamo di un valore di tara memorizzato

BBA442 / BBK442 dispongono di un totale di 100 posizioni di memoria per valori di tara, peso medio del pezzo, peso nominale e numero pezzi nominale di uso frequente. Nella configurazione di fabbrica le posizioni di memoria da 01 a 40 sono riservate ai valori di tara. I valori di tara memorizzati rimangono conservati anche dopo lo spegnimento della bilancia.


Memorizzazione valori di tara

1. Determinare il peso di tara in uno dei modi appena descritti.
2. Introdurre il numero della posizione di memoria (impostazione di fabbrica: 1 ... 40) e tenere premuto il tasto  fino a quando l'indicatore visualizza un messaggio di conferma, come ad esempio `tArE.12`.



Nota Se nella posizione di memoria selezionata era già memorizzato un valore di tara, l'indicatore visualizza il messaggio `rEPLACE`.

- Per memorizzare il nuovo peso di tara premere il tasto . Il vecchio peso di tara viene sovrascritto.
- Per annullare la procedura di memorizzazione premere il tasto . La precedente assegnazione della posizione di memoria è ancora valida.

Richiamo pesi di tara

- Introdurre il numero della posizione di memoria con il peso di tara desiderato (impostazione di fabbrica: 1 ... 40) e premere per qualche istante il tasto . Il valore di tara selezionato viene caricato dalla memoria e viene visualizzato per qualche istante nell'indicatore. La bilancia detrae il valore di tara selezionato e visualizza il peso netto corrente.

Cancellazione pesi di tara memorizzati


1. Introdurre il numero della posizione di memoria con il peso di tara da cancellare (impostazione di fabbrica: 1 ... 40) e premere per qualche istante il tasto . L'indicatore visualizza il valore di tara memorizzato.
2. Entro 2 secondi premere il tasto . L'indicatore visualizza per qualche istante il messaggio `CLearED`. Il valore di tara memorizzato viene cancellato.

2.4.6 Tara in sequenza

Premessa


La funzione di tara CHAI_n.tr è attivata nel menu.

Con questa funzione è possibile effettuare più volte l'impostazione della tara, ad esempio come quando in un recipiente vengono inseriti cartoni tra singoli strati.

1. Caricare il primo recipiente o imballo e premere il tasto .

Il peso dell'imballo viene memorizzato come peso di tara, l'indicatore visualizza zero e il simbolo **NET**.

2. Dosare il materiale da pesare e leggere/stampare il risultato.

3. Caricare il secondo recipiente o l'imballo e premere ripetutamente .

Il peso totale da caricare viene memorizzato come nuovo peso di tara; l'indicatore visualizza zero.


4. Dosare il materiale da pesare nel 2° recipiente e leggere/stampare il risultato.
5. Ripetere gli ultimi due passi per gli altri recipienti.

2.5 Indicatore caricamento portata



La bilancia è dotata di un indicatore grafico della portata della bilancia. La barra indica la percentuale della portata della bilancia già occupata e quella ancora disponibile. Nell'esempio è occupato circa il 65 % della portata della bilancia.

2.6 Pesata dinamica

Con la funzione Pesata dinamica è possibile pesare materiali instabili, es. animali vivi. Se la funzione è attivata, l'indicatore visualizza il simbolo .

Nella pesata dinamica, la bilancia calcola il valore medio di 56 pesate entro 4 secondi.


Con avvio manuale

Premessa

Nel menu è selezionata l'opzione AVErAGE -> MAnuAL.

Il materiale da pesare deve essere più pesante che 5 passi di indicazione della bilancia.

1. Caricare il materiale da pesare sulla bilancia e attendere fino a quando essa diviene stabile.

2. Premere il tasto  per avviare la pesata dinamica.

Durante la pesata dinamica, l'indicatore visualizza dei segmenti orizzontali, quindi il risultato della pesata dinamica con il simbolo *.

3. Scaricare la bilancia per poter avviare una nuova pesata dinamica.

Con avvio automatico **Premessa**

Nel menu è selezionata l'opzione `AVERAGE` -> `AUTO`.

Il materiale da pesare deve essere più pesante che 5 passi di indicazione della bilancia.

1. Caricare il materiale da pesare sulla bilancia.

La bilancia avvia automaticamente la pesata dinamica.

Durante la pesata dinamica, l'indicatore visualizza dei segmenti orizzontali, quindi il risultato della pesata dinamica con il simbolo *.


2. Scaricare la bilancia per poter effettuare una nuova pesata dinamica.


2.7 **Pesata additiva fino al peso nominale e pesata di controllo**

Le bilance compatte BBA442 / BBK442 consentono di effettuare la pesata additiva di materiali fino ad un determinato peso nominale entro i valori di tolleranza impostati. Con questa funzione è possibile anche verificare se i materiali da pesare rientrano in un intervallo di tolleranza preimpostato.


Le bilance compatte BBA442 / BBK442 dispongono di un totale di 100 posizioni di memoria per valori di tara, peso medio del pezzo, peso nominale e numero pezzi nominale di uso frequente. Nella configurazione di fabbrica le posizioni di memoria da 81 a 90 sono riservate ai pesi nominali. I pesi nominali memorizzati rimangono conservati anche dopo lo spegnimento della bilancia.

2.7.1 **Memorizzazione pesi nominali**



1. Introdurre il numero della posizione di memoria (impostazione di fabbrica: 81 ... 90) e tenere premuto il tasto  fino a quando l'indicatore visualizza il messaggio di conferma `TARGET`.

2. Introdurre il peso nominale nell'unità visualizzata, ad esempio 1.5 kg e confermare premendo il tasto .

Viene visualizzato `TOLER` e il simbolo **+** lampeggia.

3. Introdurre la tolleranza superiore nell'unità visualizzata, ad esempio 0.1 kg e confermare premendo il tasto .

-oppure-



- Premere il tasto , introdurre la tolleranza superiore in percentuale e confermare premendo il tasto .

Viene visualizzato `TOLER` e il simbolo **+** lampeggia.


4. Introdurre la tolleranza inferiore.

La bilancia ritorna nel modo Pesata.

Nota Se nella posizione di memoria selezionata era già memorizzato un peso nominale, l'indicatore visualizza il messaggio `REPLACE`.

- Per memorizzare il nuovo peso nominale premere il tasto . Il vecchio peso nominale viene sovrascritto.
- Per annullare la procedura di memorizzazione premere il tasto . La precedente assegnazione della posizione di memoria è ancora valida.

2.7.2 Richiamo pesi nominali

→ Introdurre il numero della posizione di memoria con il peso nominale desiderato (impostazione di fabbrica: 81 ... 90) e premere per qualche istante il tasto .

Il peso nominale selezionato e le tolleranze vengono caricati dalla memoria e vengono visualizzati per qualche istante nell'indicatore. La bilancia è pronta per la pesata additiva o di controllo.

2.7.3 Pesata additiva

1. Caricare un recipiente vuoto ed impostare la tara.
2. Caricare il materiale da pesare nel recipiente.



La procedura di dosaggio può essere seguita nell'indicatore grafico. L'indicazione corrispondente al 50 % è riportata verso il limite sinistro dell'indicatore, in modo tale che, per un dosaggio preciso, tra il 50 % e il 100 % sia disponibile un maggior numero di segmenti di indicazione.

Fino a quando non viene raggiunto il limite di tolleranza inferiore, l'indicatore visualizza il simbolo di tolleranza meno.



Se il peso del materiale da pesare rientra nell'intervallo di tolleranza preimpostato, l'indicatore visualizza il simbolo **OK** e, se attivato nel menu, la bilancia emette un segnale acustico breve.




Se l'indicatore visualizza il simbolo di tolleranza più, il peso è al di sopra dell'intervallo di tolleranza ammesso.

2.7.4 Pesata di controllo


1. Caricare il materiale da pesare sulla bilancia.
2. Osservando i simboli visualizzati, controllare se il peso del materiale da pesare è al di sotto della, compreso entro la, o al di sopra della, tolleranza preimpostata.



2.7.5 Cancellazione pesi nominali memorizzati

1. Introdurre il numero della posizione di memoria con il peso nominale da cancellare (impostazione di fabbrica: 81 ... 90) e premere per qualche istante il tasto .

Il peso nominale memorizzato viene visualizzato.

2. Entro 2 secondi premere il tasto .


L'indicatore visualizza per qualche istante il messaggio `CLEARED`. Il peso nominale memorizzato viene cancellato.

2.8 Lavorare con le identificazioni




Alle serie di pesate è possibile assegnare 2 codici di identificazione ID1 e ID2 fino a 40 caratteri, che vengono stampati sui rendiconti.

Se ad esempio vengono assegnati un numero cliente e un numero articolo, in seguito, sul rendiconto, sarà possibile dedurre in modo chiaro quale articolo è stato pesato e per quale cliente.

2.8.1 Introduzione di un'identificazione


1. Introdurre un'identificazione e premere il tasto .

L'indicatore visualizza `IDENT 1`.

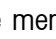
2. Se l'identificazione introdotta dev'essere memorizzata come ID1, premere il tasto . Se l'identificazione introdotta dev'essere memorizzata come ID2, premere prima il tasto , e successivamente il tasto .

La bilancia ritorna nel modo Pesata.

2.8.2 Visualizzazione identificazioni


- Per visualizzare ID1: Premere una volta il tasto  per qualche istante.


L'indicatore visualizza il numero corrente assegnato a ID1. Se non è stato assegnato alcun ID1, l'indicatore visualizza `no Id`.

- Per visualizzare ID2: Premere due volte il tasto  per qualche istante.

L'indicatore visualizza il numero corrente assegnato a ID2. Se non è stato assegnato alcun ID2, l'indicatore visualizza `no Id`.

2.8.3 Cancellazione identificazioni


1. Premere una volta il tasto  per qualche istante, per visualizzare ID1 oppure due volte, per visualizzare ID2.

2. Fino a quando l'indicatore visualizza l'identificazione, premere il tasto .

L'indicatore conferma l'avvenuta cancellazione visualizzando per qualche istante il messaggio `CLEAREd`.


2.9 Documentazione risultati

Se alla bilancia è collegata una stampante o un computer, i risultati di pesata possono essere stampati o trasmessi ad un computer.

- Premere il tasto .


Il contenuto dell'indicatore viene stampato o risp. trasmesso ad un computer.

2.10 Visualizzazione informazioni

Per il tasto  nel menu possono essere configurati fino a 13 differenti valori di indicazione.

A seconda dell'impostazione nel menu, vedere il Capitolo 4.4.5, ad esempio, i seguenti valori possono essere visualizzati in una sequenza qualsiasi:

- Numero pezzi netto
- Peso lordo
- Peso medio del pezzo
- Peso medio del pezzo in alta risoluzione
- Precisione conteggio


1. Premere il tasto .

L'indicatore visualizza il primo valore.

2. Premere nuovamente il tasto .

L'indicatore visualizza il valore successivo.


3. Ripetere fino a che l'indicatore visualizza nuovamente l'indicazione del peso.

Nota Se entro 5 secondi non viene premuto il tasto , la bilancia commuta automaticamente all'indicazione del peso, anche se non sono ancora state richieste tutte le informazioni.

2.11 Commutazione bilancia

Se alla bilancia è collegata una seconda bilancia o un basamento, ad esempio tramite l'interfaccia analogica seconda bilancia opzionale, l'indicatore visualizza la bilancia attiva.


La seconda bilancia può essere utilizzata nello stesso modo come la prima.

→ Premere il tasto .

L'indicatore commuta da una bilancia all'altra.

Commutazione della modalità operativa della seconda bilancia

La seconda bilancia può essere impiegata come bilancia per il conteggio (bulk), come bilancia di riferimento (ref) o come bilancia ausiliaria (Auxiliary), vedere Capitolo 4.6. Nell'impostazione di fabbrica, la seconda bilancia lavora come bilancia per il conteggio.

→ Per commutare la modalità operativa tenere premuto il tasto  fino a che il display visualizza per qualche istante la modalità operativa.

La seconda bilancia lavora quindi nell'altra modalità operativa. L'impostazione è stata automaticamente convertita nel menu.

2.12 Totalizzazione

Le bilance compatte BBA442 / BBK442 possono totalizzare valori di peso o numeri di pezzi. Inoltre è possibile sottrarre singoli lotti.

Con una stampante collegata avete la possibilità di generare una stampa per ciascun lotto singolo e/o una stampa complessiva. Per le impostazioni nel menu vedere il Capitolo 4.4.2.

2.12.1 Totalizzazione lotti

1. Caricare il primo lotto sulla bilancia e premere il tasto .

Il valore di peso o risp. il numero di pezzi vengono memorizzati e se necessario stampati.

2. Scaricare la bilancia.

3. Caricare il lotto successivo sulla bilancia e premere nuovamente il tasto .

Il valore di peso o risp. il numero di pezzi del lotto successivo vengono addizionati a quelli del lotto precedente.

4. Scaricare la bilancia.

5. Per tutti gli altri lotti ripetere i passi 3 e 4.

2.12.2 Sottrazione di lotti

1. Caricare il lotto sulla bilancia e premere a lungo il tasto .

Il valore di peso o risp. il numero di pezzi vengono sottratti e se necessario stampati.

2. Scaricare la bilancia.

2.12.3 Conclusione totalizzazione

- Se l'ultimo lotto è stato addizionato, premere il tasto .

La bilancia genera la "Stampa Finale". La memoria di totalizzazione e il numero di lotti vengono cancellati. La bilancia è pronta per la successiva procedura di totalizzazione.

2.12.4 Richiamo informazioni totalizzazione

Se il tasto è stato opportunamente assegnato, premendo il tasto vengono richiamati il numero di lotti, il valore di totalizzazione netto, il valore di totalizzazione lordo e il numero pezzi lotto, vedere il Capitolo 4.4.5.

2.13 Pulizia



ATTENZIONE!

Pericolo di scosse elettriche!

- ▲ Prima di effettuare la pulizia con un panno umido sfilare il connettore di alimentazione, per scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione.



ATTENZIONE!

Quando il piatto della bilancia è rimosso, non pulire mai l'area al disotto del supporto portapiatto con un oggetto solido!

La cella di pesata potrebbe risultarne danneggiata.


Ulteriori avvertenze circa la pulizia:


- Utilizzare un panno umido.
- Non utilizzare acidi, soluzioni alcaline o solventi aggressivi.
- Non pulire con un'idropulitrice ad alta pressione né sotto l'acqua corrente.
- In caso di sporco resistente, rimuovere il piatto della bilancia, la capottina di protezione (se presenta) e i piedini di regolazione, e pulire separatamente.
- Attenersi a tutte le prescrizioni esistenti in materia di intervalli di pulizia e detergenti ammessi.

3 Conteggio



Le bilance compatte BBA442 / BBK442 dispongono di funzioni aggiuntive per il conteggio di pezzi. Le relative impostazioni nel menu sono descritte nel Capitolo 4.4.1.


3.1 Conteggio di parti mediante addizione in un recipiente

1. Caricare il recipiente vuoto sulla bilancia e premere il tasto .



Il peso del recipiente viene detratto come valore di tara, l'indicatore visualizza zero.
2. Caricare **10** parti di riferimento e premere il tasto .

-oppure-

→ Caricare il numero di pezzi visualizzato sopra il tasto  e premere il tasto .

La bilancia determina il peso medio del pezzo e successivamente visualizza il numero di pezzi.
3. Caricare altre parti nel recipiente, fino a raggiungere il numero di pezzi desiderato.
4. Se il conteggio di pezzi è terminato, premere il tasto , per cancellare il risultato.

La bilancia è pronta per la pesata o il conteggio successiva/o.

- Nota**
- Nell'impostazione di fabbrica il peso medio del pezzo rimane memorizzato fino a che non viene determinato un nuovo peso medio del pezzo.
 - Con il tasto  è possibile commutare tra numero di pezzi e le unità di peso impostate.
 - A seconda della loro assegnazione, con il tasto  viene visualizzato il peso medio del pezzo, oppure il peso di una parte di riferimento singola.
 - Se nel menu è impostata l'opzione `A.CL-APW ON`, dopo ciascuna operazione di conteggio il peso medio del pezzo viene automaticamente cancellato. Per la successiva operazione di conteggio il peso medio del pezzo dev'essere definito ex-novo.
 - Se nel menu è impostata l'opzione `ACCURCY ON`, dopo la determinazione del numero di pezzi l'indicatore visualizza per qualche istante la precisione raggiunta.

3.2 Conteggio di parti mediante prelevamento da un recipiente

1. Caricare il recipiente pieno sulla bilancia e premere il tasto $\rightarrow T \leftarrow$.

Il peso del recipiente viene detratto come valore di tara, l'indicatore visualizza zero.

2. Prelevare **10** parti di riferimento e premere il tasto $\text{Ref } 10$.

-oppure-

- Prelevare il numero di pezzi visualizzato sopra il tasto $\text{Ref } n$ e premere il tasto $\text{Ref } n$.

La bilancia determina il peso medio del pezzo e successivamente visualizza il numero di pezzi prelevato con segno algebrico negativo.

3. Prelevare altre parti dal recipiente, fino a raggiungere il numero di pezzi desiderato.

3.3 Conteggio con numero di pezzi di riferimento variabile

Premessa

Nel menu dev'essere impostata l'opzione `VAR-SPL ON`.

1. Caricare sulla bilancia un numero qualsiasi di parti di riferimento.
2. Tramite la tastiera numerica impostare il numero di parti di riferimento e premere il tasto $\text{Ref } n$.

La bilancia determina il peso medio del pezzo e successivamente visualizza il numero di pezzi.

L'ulteriore svolgimento della procedura di conteggio avviene come descritto sopra.

3.4 Conteggio con precisione minima

Sotto l'opzione di menu `Min. rEFW` è possibile preimpostare una precisione minima desiderata pari al 97,5 %, 99,0 % o 99,5 %. In funzione di questo valore la bilancia calcola il peso di riferimento minimo che è necessario per raggiungere la precisione preimpostata.

1. Caricare le parti di riferimento sulla bilancia e premere il tasto $\text{Ref } 10$ oppure il tasto $\text{Ref } n$.
2. Se il peso medio del pezzo non è sufficiente per garantire la precisione desiderata, l'indicatore visualizza `Add x PCS`.
3. Caricare il numero di pezzi aggiuntivo visualizzato.

La bilancia calcola quindi automaticamente il peso medio del pezzo con il numero di pezzi di riferimento aumentato.


L'ulteriore svolgimento della procedura di conteggio avviene come descritto sopra.

3.5 Ottimizzazione riferimento

Quanto maggiore è il numero di pezzi di riferimento, tanto più preciso è il numero di pezzi calcolato dalla bilancia.

3.5.1 Ottimizzazione automatica del riferimento

Nel menu dev'essere selezionata l'opzione `REF.OPT -> AUTO`. L'indicatore visualizza il simbolo **Auto Opt**.

1. Caricare le parti di riferimento sulla bilancia e premere il tasto oppure il tasto .
2. Caricare sulla bilancia altre parti di riferimento, max. lo stesso numero di parti utilizzato per il primo calcolo del riferimento.

La bilancia ottimizza automaticamente il peso medio del pezzo con il numero maggiore di parti di riferimento.

L'ulteriore svolgimento della procedura di conteggio avviene come descritto sopra.

Nota L'ottimizzazione del riferimento può essere effettuata più volte. Se le parti differiscono eccessivamente tra loro, non viene eseguita alcuna ottimizzazione automatica del riferimento.

3.6 Conteggio con determinazione automatica del riferimento

Premessa


Nel menu è impostata l'opzione `A-SMPL ON`.

→ Caricare il numero di pezzi visualizzato sopra il tasto  nel recipiente.

La bilancia determina automaticamente il peso medio del pezzo e successivamente visualizza il numero di pezzi.

L'ulteriore svolgimento della procedura di conteggio avviene come descritto sopra.

3.7 Conteggio con peso medio del pezzo noto

→ Tramite la tastiera numerica impostare un peso medio del pezzo noto e premere il tasto .


La bilancia commuta all'unità Pezzo (PCS).

L'ulteriore svolgimento della procedura di conteggio avviene come descritto sopra.



3.8 Conteggio mediante richiamo di un peso medio del pezzo memorizzato

Le bilance compatte BBA442 / BBK442 dispongono di un totale di 100 posizioni di memoria per valori di tara, peso medio del pezzo, peso nominale e numero pezzi nominale di uso frequente. Nella configurazione di fabbrica le posizioni di memoria da 41 a 80 sono riservate ai valori di peso medio del pezzo. I valori di peso medio del pezzo memorizzati rimangono conservati anche dopo lo spegnimento della bilancia.


3.8.1 Memorizzazione di valori del peso medio del pezzo

1. Determinare il peso medio del pezzo in uno dei modi appena descritti.
2. Introdurre il numero della posizione di memoria (impostazione di fabbrica: 41 ... 80) e tenere premuto il tasto  fino a quando l'indicatore visualizza un messaggio di conferma, come ad esempio `APW. 41.`

Nota Se nella posizione di memoria selezionata era già memorizzato un valore del peso medio del pezzo, l'indicatore visualizza il messaggio `REPLACE`.


- Per memorizzare il nuovo peso medio del pezzo premere il tasto . Il vecchio valore del peso medio del pezzo viene sovrascritto.
- Per annullare la procedura di memorizzazione premere il tasto . La precedente assegnazione della posizione di memoria è ancora valida.

3.8.2 Richiamo di valori del peso medio del pezzo

→ Introdurre il numero della posizione di memoria con il peso medio del pezzo desiderato (impostazione di fabbrica: 41 ... 80) e premere per qualche istante il tasto .

Il valore di riferimento selezionato viene caricato dalla memoria e viene visualizzato per qualche istante nell'indicatore. La bilancia determina il numero di pezzi con il valore di riferimento selezionato.

3.8.3 Cancellazione di valori del peso medio del pezzo memorizzati

1. Introdurre il numero della posizione di memoria con il peso medio del pezzo da cancellare (impostazione di fabbrica: 41 ... 80) e premere per qualche istante il tasto .

L'indicatore visualizza il peso medio del pezzo memorizzato.




2. Entro 2 secondi premere il tasto .

L'indicatore visualizza per qualche istante il messaggio `CLEARED`. Il peso medio del pezzo memorizzato viene cancellato.



3.9 Conteggio mediante richiamo di un numero di pezzi nominale memorizzato

Le bilance compatte BBA442 / BBK442 dispongono di un totale di 100 posizioni di memoria per valori di tara, peso medio del pezzo, peso nominale e numero pezzi nominale di uso frequente. Nella configurazione di fabbrica le posizioni di memoria da 91 a 100 sono riservate ai valori del numero di pezzi nominale. I valori del numero di pezzi nominale memorizzati rimangono conservati anche dopo lo spegnimento della bilancia.


3.9.1 Memorizzazione numeri di pezzi nominali

1. Introdurre il numero della posizione di memoria (impostazione di fabbrica: 91 ... 100) e tenere premuto il tasto  fino a quando l'indicatore visualizza il messaggio di conferma tARGET.
2. Introdurre il numero di pezzi nominale e confermarlo premendo il tasto .
Viene visualizzato tOLER e il simbolo + lampeggia.
3. Introdurre la tolleranza superiore espressa nell'unità Pezzi e confermare premendo il tasto .
Viene visualizzato tOLER e il simbolo – lampeggia.
4. Introdurre la tolleranza inferiore.
La bilancia ritorna nel modo Pesata.

Nota Se nella posizione di memoria selezionata era già memorizzato un numero di pezzi nominale, l'indicatore visualizza il messaggio rEPLACE.

- Per memorizzare il nuovo numero di pezzi nominale premere il tasto . Il vecchio numero di pezzi nominale viene sovrascritto.
- Per annullare la procedura di memorizzazione premere il tasto . La precedente assegnazione della posizione di memoria è ancora valida.

3.9.2 Richiamo di valori del numero di pezzi nominale

→ Introdurre il numero della posizione di memoria con il numero di pezzi nominale desiderato (impostazione di fabbrica: 91 ... 100) e premere per qualche istante il tasto .

Il numero di pezzi nominale selezionato e i relativi valori di tolleranza vengono caricati dalla memoria e visualizzati per qualche istante nell'indicatore.

3.9.3 Conteggio additivo fino a numeri di pezzi nominali

1. Caricare un recipiente vuoto ed impostare la tara.
2. Formare il riferimento.
3. Caricare il materiale per il conteggio nel recipiente.



La procedura di conteggio additivo può essere seguita nell'indicatore grafico. L'indicazione corrispondente al 50 % è riportata verso il limite sinistro dell'indicatore, in modo tale che, per un dosaggio preciso, tra il 50 % e il 100 % sia disponibile un maggior numero di segmenti di indicazione.

Fino a quando non viene raggiunto il limite di tolleranza inferiore, l'indicatore visualizza il simbolo di tolleranza meno.




Se il numero di pezzi conteggiato mediante addizione rientra nell'intervallo di tolleranza preimpostato, l'indicatore visualizza **OK** e, se attivato nel menu, la bilancia emette un segnale acustico breve.




Se l'indicatore visualizza il simbolo di tolleranza più, il numero di pezzi è al di sopra dell'intervallo di tolleranza ammesso.

3.9.4 Cancellazione numeri di pezzi nominali memorizzati

1. Introdurre il numero della posizione di memoria con il numero di pezzi nominale da cancellare (impostazione di fabbrica: 91 ... 100) e premere per qualche istante il tasto .

L'indicatore visualizza il numero di pezzi nominale memorizzato con i limiti di tolleranza.

2. Entro 2 secondi premere il tasto .

L'indicatore visualizza per qualche istante il messaggio `CLEAR`. Il numero di pezzi nominale memorizzato viene cancellato.

3.10 Conteggio con due bilance



Per il conteggio di pezzi è possibile collegare una seconda bilancia o basamento, ad esempio una bilancia a pavimento per il conteggio di pezzi di grandi quantità attraverso l'interfaccia analogica seconda bilancia opzionale.

Le impostazioni necessarie dei parametri di applicazione e d'interfaccia sono descritte nei Capitoli 4.4.1, 4.6.1 e 4.6.5.

3.10.1 Conteggio con bilancia di riferimento collegata

Premessa

La seconda bilancia collegata è configurata come bilancia di riferimento.

1. Caricare le parti di riferimento sulla bilancia di riferimento collegata e premere il tasto  o .

La bilancia determina il peso medio del pezzo e commuta alla visualizzazione nell'unità Pezzi (PCS).

2. Caricare le parti per il conteggio sulla prima bilancia.

L'indicatore visualizza il numero totale di pezzi.

- Nota**
- Se nel menu è impostata l'opzione `TOTAL-CT -> bULK`, l'indicatore visualizza soltanto il numero di pezzi caricati sulla bilancia per il conteggio.
 - Se nel menu è impostata l'opzione `TOTAL-CT -> bOTH`, il numero di pezzi di riferimento viene sommato al numero di pezzi caricati sulla bilancia per il conteggio.

3.10.2 Conteggio con bilancia per il conteggio collegata

Premessa

La seconda bilancia collegata è configurata come bilancia per il conteggio.

1. Caricare le parti di riferimento sulla prima bilancia e premere il tasto  o .

La bilancia determina il peso medio del pezzo e commuta alla visualizzazione nell'unità Pezzi (PCS).

2. Caricare le parti per il conteggio sulla bilancia per il conteggio collegata.


L'indicatore visualizza il numero totale di pezzi.



- Nota**
- Se nel menu è impostata l'opzione `TOTAL-CT -> bULK`, l'indicatore visualizza soltanto il numero di pezzi caricati sulla bilancia per il conteggio.
 - Se nel menu è impostata l'opzione `TOTAL-CT -> bOTH`, il numero di pezzi di riferimento viene sommato al numero di pezzi caricati sulla bilancia per il conteggio.

3.10.3 Conteggio con bilancia ausiliaria collegata

Nota Questa configurazione è adatta per il conteggio degli articoli più diversi. Gli articoli più piccoli possono essere ad esempio conteggiati su una delle bilance e gli articoli grandi sull'altra.

Premessa

La seconda bilancia collegata è configurata come bilancia ausiliaria (Auxiliary). La bilancia non commuta automaticamente, ma solo premendo il tasto .

1. Attivare la bilancia adatta.
2. Caricare le parti di riferimento su questa bilancia e premere il tasto  o .
- La bilancia determina il peso medio del pezzo e commuta alla visualizzazione nell'unità Pezzi (PCS).
3. Caricare su questa bilancia anche le parti per il conteggio.
L'indicatore visualizza il numero totale di pezzi.

4 Impostazioni nel menu

Nel menu si possono modificare la configurazione dell'apparecchio e attivare determinate funzioni. In questo modo è possibile armonizzare il funzionamento della bilancia ad esigenze di pesata individuali.



Il menu consiste di 6 opzioni principali, che a loro volta contengono ulteriori sotto-opzioni su più livelli.

4.1 Impiego del menu

4.1.1 Richiamo del menu e introduzione della password

Il menu distingue tra 2 livelli d'impiego: operatore e supervisore. Il livello supervisore può essere protetto per mezzo di una password. Alla consegna dell'apparecchio, entrambi i livelli sono accessibili senza password.

Menu Operatore

1. Premere e tenere premuti il tasto , fino a che l'indicatore visualizza CODE.
2. Premere nuovamente il tasto .


L'indicatore visualizza l'opzione di menu `TERMINL`. Soltanto la sotto-opzione `DEVICE` è accessibile.

Menu Supervisore

1. Premere e tenere premuti il tasto , fino a che l'indicatore visualizza CODE.
2. Introdurre una password e confermarla premendo il tasto .

L'indicatore visualizza la prima opzione di menu `SCALE`.



Nota

Alla consegna dell'apparecchio non è definita alcuna password Supervisore. Pertanto, al primo richiamo del menu, quando l'indicatore visualizza la richiesta di introduzione della password, premere il tasto .


Se dopo alcuni secondi non è ancora stata introdotta alcuna password, la bilancia ritorna nel modo Pesata.

Password d'emergenza per l'accesso supervisore al menu

Se per l'accesso supervisore al menu è stata assegnata una password poi dimenticata, nonostante ciò è possibile accedere al menu:

→ Premere 3 volte il tasto  e confermare premendo il tasto .

4.1.2 Selezione e impostazione parametri

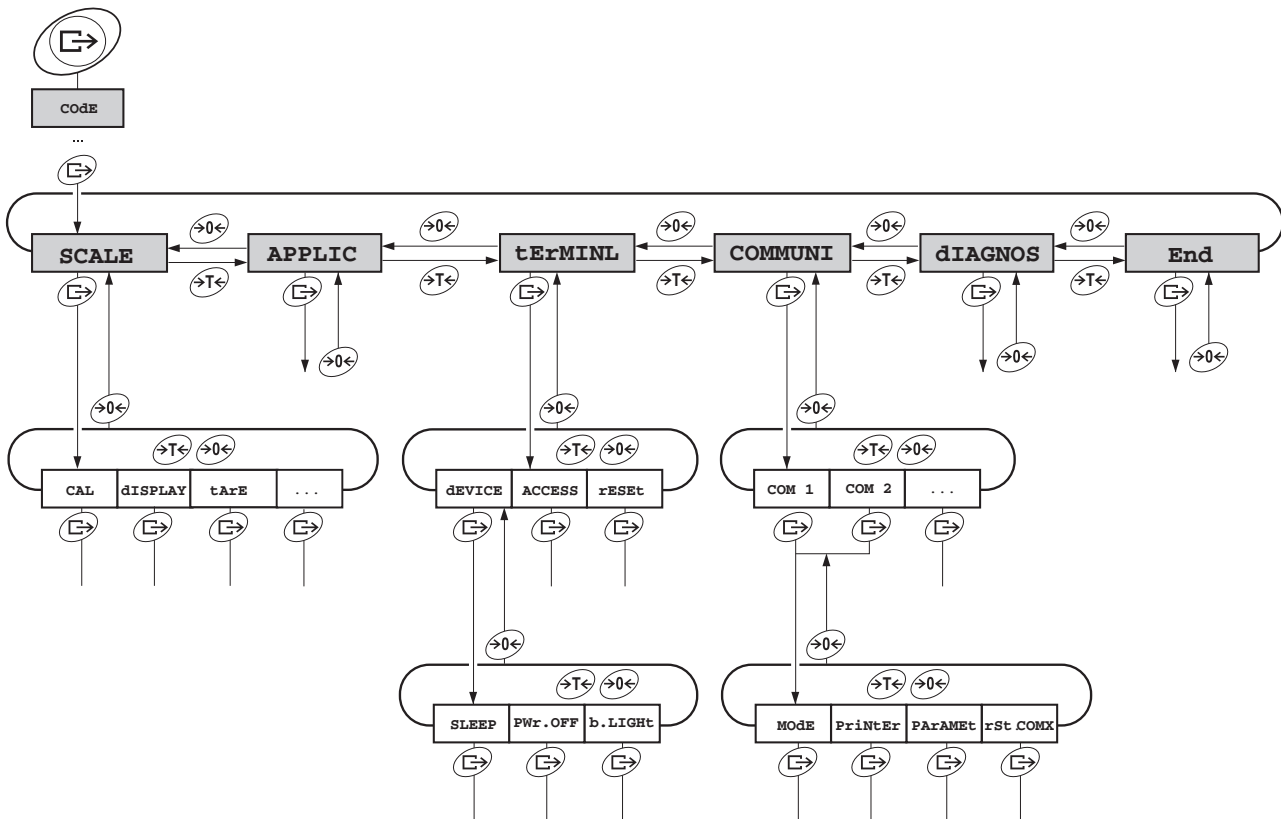

Scorrimento su un livello

- Scorrimento in avanti: Premere il tasto (→T←).
- Scorrimento all'indietro: Premere il tasto (←0←).

Attivazione opzione menu / Conferma selezione

- Premere il tasto (↵).

Uscita dal menu

1. Premere il tasto (1).
 - L'indicatore visualizza l'ultima opzione di menu End.
 2. Premere il tasto (↵).
 - L'indicatore visualizza la richiesta SAVE .
 3. Confermare la richiesta premendo (↵) per memorizzare le impostazioni e ritornare nel modo Pesata.
- 0-
- Premere il tasto (←T←) per ritornare nel modo Pesata senza memorizzazione.

4.2 Quadro sinottico

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Pag.	
SCALE	SCALE1 / SCALE2					37	
	CAL					37	
	dISPLAY	UNIt1	g, kg , oz, lb, t			37	
		UNIt2	g, kg, oz, lb, t				
		rESOLU					
		UNt.rOLL	ON, OFF				
	tArE	A-tArE	ON, OFF			38	
		ChAIIn.tr	ON , OFF				
		A.CL-tr	ON, OFF , 9d				
	ZErO	AZM	OFF; 0.5 d; 1 d; 2 d; 5 d; 10 d			38	
	rEStArt	ON/ OFF				38	
	FILtEr	VibrAt	LOW, Med , HIGH,			38	
		PrOCeSS	UNIVER , dOSING				
		StAbILI	FASt, StAndrd , PrECISE				
FAcT	tEMP	OFF, 1K, 2K, 3K, 5K			39		
	dAY.tIM	OFF, dAY, tIME					
Min.WEiG	ON/OFF	ON, OFF			39		
rESet	SUrE?				39		
APPLIC	COUNT	VAr-SPL	ON, OFF			40	
		SPL-qtY	Sq1 ... Sq5				
		Min.reFW	OFF , 97.5%, 99.0%, 99.5%				
		rEF OPT	OFF , AUtO				
		A-SMPL	ON, OFF				
		A.CL-APW	ON, OFF				
		ACCurCY	ON, OFF				
		tOtAL.Ct	bULK , bOth				
	ACCUMUL	Print	COM1, COM2	Lot.PrNt	StdArd , tEMPLt1, tEMPLt2, AUtO.OFF		41
				FIN.PrNt	StdArd , tEMPLt1, tEMPLt2, AUtO.OFF		
			SUMMArY	OFF , ON			
		rEACH Z	ON, OFF				

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Pag.		
	CHECKW	bEEPER	ON, OFF			41		
		SP.tOL-						
		SP.tOL--						
		SEnD.MOd	CONtINU, StAbLE					
		G.PrINt	NO , YES					
	MEMOrY	CONFIg				42		
	CLEAr.M	SUrE?						
	inFO.KEY	INfO 1 ... INfO 13	Not.USEd, PCS NEt, GrOSS, tArE, APW, HIGHrES, ACCurCY,n,G tOtAL, N tOtAL, PCS.tOtL,tArGEt,dAtE,timE, HrES ON			43		
	AVERAGE	OFF , AUtO, MAnuAL				43		
	rESEt	SUrE?				43		
tERMINL	dEVICE	SLEEP	OFF , 1 min, 3 min, 5 min, 15 min, 30 min			44		
		PWr OFF	OFF, 1 min, 3 min , 5 min, 15 min, 30 min					
		b.LIGHT	ON, OFF , 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min					
		dAtE.tim	dAtE.FOr, dAtE,timE, AM.PM					
		bEEP	ON, OFF					
	ACCESS	SUPErVI				45		
	rESEt	SUrE?				45		
COMMUNI	COM 1/COM 2	MOdE	Print			45		
			A.PrINt					
			CONtINU					
			dIALOG					
			CONt.OLd					
			dIAL.OLd					
			dt-b	GrOSS			ON, OFF	
				tArE			ON, OFF	
				nEt			ON, OFF	
			dt-G	GrOSS			ON, OFF	
				tArE			ON, OFF	
				nEt			ON, OFF	
			CONt-Wt					
			CONt-Ct					
bArc.rd								

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Pag.
			2nd.dISP			
			rEF			
			bULK			
			AuXILIA			
			InSt.Prn			
		PrIntEr	Type	ASCII, LABEL		46
			tEmPLat	StdArd, tEMPLt1, tEMPLt2		
			ASci.Fmt	LINE.Fmt	MULTI SINGLE FIXEd	
				LENGtH	1 ... 100	
				SEPARAt	, /...	
				Add LF	0 ... 9	
		PARAMET	bAUD	300 ... 38400		47
			PARity	7 nonE, 8 nonE, 7 odd, 8 odd, 7 EVEN , 8 EVEN		
			H.SHAKE	NO, XONXOFF , nEt 422, nEt 485		
			NEt.Addr	0 ... 31		
			ChECsUM	ON, OFF		
			Vcc	ON, OFF		
		rSt.COMx	SURe?			47
COMMUNI	OPTION	EtH.NET	IP.AddrS, SUBnEt, GAtEWAY			47
		USb	USb tEst			47
		diGiTAL	IN 0 ... 3	OFF , ZERo, tArE, Print, CLEAR, rEF 10, rEF n, SCALE, inFO, Unit, tOtAL+, tOtAL-, ...		47
			OUT 0 ... 3	OFF , StAbLE, bEL.Min, AbV.Min, bEL.tOL-, AbV.tOL+, GOOD, UndErLd, OvErLd, StAr, ...		
			SEt.Pt 1			
			SEt.Pt 2			
		ANALOG	Mode	rEF, bULK , AuXILIA, bYPASS		47

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Pag.
	dEF.PrN	tEMPLt1/ tEMPLt2	LINE 1 ... LINE 20	Not .used , HEAdEr, dAtE, timE, Id1, Id2, SCALE.NO, GrOSS, tArE, nEt, APW, rEF Ct, PCS, tArGET, dEVIAt, ACC NET, ACC GrS, ACC PCS, ACC Lot, StArLN, CrLF, F FEEd, ...		49
DIAGNOS	tEst SC	intErN/ExtErN				50
	KboArđ					
	dISPLAY					
	SNr					
	SNr2					
	LiSt					
	LiSt2					
	LiSt.M					
	WOrK.tim	time	SHOW.tIM			
		WEIGH	SHOW.WGH			
rESet.AL	SUrE?					





4.3 Impostazioni bilancia (SCALE)

4.3.1 SCALE1/SCALE2 – Selezione bilancia


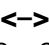
L'indicatore visualizza questa opzione di menu soltanto se è collegata una seconda bilancia o un basamento analogica/o.

4.3.2 CAL – Calibrazione (regolazione)

Questa opzione di menu non è disponibile nelle bilance approvate senza peso di calibrazione interno.

Interno	<p>Per bilance con peso di calibrazione interno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scaricare la bilancia. 2. Attivare l'opzione di menu CAL premendo il tasto . La bilancia esegue la calibrazione con il peso di calibrazione interno, l'indicatore visualizza -Int CAL-. Al termine della regolazione, l'indicatore visualizza per qualche istante -done-, quindi la bilancia commuta automaticamente all'opzione successiva del menu Pesata.
Esterno	<p>Per bilance senza peso di calibrazione interno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scaricare la bilancia. 2. Attivare l'opzione di menu CAL premendo il tasto . La bilancia determina il punto di zero, l'indicatore visualizza -0-. Successivamente, l'indicatore visualizza il peso di regolazione da caricare lampeggiante. 3. Se necessario, modificare il peso visualizzato premendo . 4. Caricare il peso di regolazione e confermarlo premendo il tasto . <p>La bilancia esegue la calibrazione con il peso di regolazione caricato. Al termine della regolazione, l'indicatore visualizza per qualche istante -done-, quindi la bilancia commuta automaticamente all'opzione successiva del menu Pesata.</p>

4.3.3 DISPLAY – Unità di pesata e precisione d'indicazione

UNIT1	Selezionare l'unità di pesata 1: g, kg, oz, lb, t
UNIT2	Selezionare l'unità di pesata 2: g, kg, oz, lb, t
rESOLU	Selezionare la precisione d'indicazione (risoluzione), a seconda del modello
UNT.rOLL	Se è attivata l'opzione UNT.rOLL, premendo il tasto  il valore di peso può essere visualizzato in tutte le unità disponibili e come numero di pezzi.
Osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle bilance approvate, a seconda del Paese, alcune sotto-opzioni dell'opzione di menu DISPLAY non sono disponibili o sono disponibili soltanto in modo limitato. • Per bilance a due campi / a due intervalli le risoluzioni contrassegnate con  sono suddivise in 2 campi / intervalli di pesata, ad esempio 2 x 3000 d.

4.3.4 TARA – Funzione tara

A-tArE	Attivazione/disattivazione impostazione automatica della tara
CHAIIn.tr	Attivazione/disattivazione tara in sequenza
A.CL-tr	Attivazione/disattivazione cancellazione automatica del peso di tara allo scarico della bilancia Impostazioni possibili: OFF, ON, 9 d

4.3.5 ZERO – Correzione automatica del punto di zero

AZM	Questa opzione di menu non viene visualizzata nelle bilance approvate. Attivazione/disattivazione della correzione automatica del punto di zero e selezione del campo di azzeramento. Impostazioni possibili: OFF (disattivata), 0,5 d; 1 d; 2 d; 5 d; 10 d
------------	---

4.3.6 RESTART – Memorizzazione automatica del punto di zero e del valore di tara


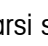

ON/OFF	Se la funzione Restart è attivata, la bilancia memorizza il punto di zero e il valore di tara impostati per ultimi. Dopo lo spegnimento/accensione o dopo un'interruzione della corrente di alimentazione la bilancia continua a lavorare con il punto di zero e il valore di tara memorizzati.
---------------	---

4.3.7 FILTER – Adattamento alle condizioni ambientali e al tipo di pesata

VIbrAt LOW MED HIGH	Adattamento alle condizioni ambientali <ul style="list-style-type: none"> Ambiente molto in quiete e stabile. La bilancia lavora molto rapidamente, tuttavia è sensibile alle influenze esterne. Ambiente normale. La bilancia lavora ad una velocità media. Ambiente instabile. La bilancia lavora più lentamente, tuttavia è insensibile alle influenze esterne.
PrOCESS UNIVER dOSING	Adattamento al processo di pesata <ul style="list-style-type: none"> Impostazione universale per tutti i tipi di pesata e materiali da pesare normali Dosaggio di materiali da pesare liquidi o in polvere
StAbILI FASt StAndrd PrECISE	Adattamento del controllo di stabilità <ul style="list-style-type: none"> La bilancia lavora molto rapidamente. La bilancia lavora ad una velocità media. La bilancia lavora con la massima riproducibilità possibile. <p>Quanto più lentamente lavora la bilancia, tanto maggiore è la riproducibilità dei risultati di pesata.</p>

4.3.8 FACT – Regolazione automatica in funzione della temperature

Questa opzione di menu viene visualizzata solo nelle bilance con peso di calibrazione interno.


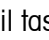
<p>tEMP</p> <p>OFF</p> <p>1K/2K/3K/5K</p>	<p>Impostazione della differenza di temperatura per l'esecuzione della regolazione automatica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivazione della regolazione automatica • Regolazione automatica nel caso di una variazione della temperatura pari a 1 K, 2 K, 3 K o 5 K dall'ultima regolazione
<p>dAY.tim</p> <p>dAY</p> <p>time1...3</p>	<p>Impostazione di fino a 7 giorni della settimana e fino a 3 momenti di inizio per l'esecuzione della regolazione automatica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare il giorno della settimana per l'esecuzione della regolazione automatica. <p>Dopo aver premuto il tasto , l'indicatore visualizza 7 zeri. Il primo zero sta per lunedì, il secondo per martedì, il terzo per mercoledì e così via.</p> <p>→ Con il tasto  spostarsi sul giorno della settimana desiderato e digitare 1.</p> <p>L'indicazione 0100100 significa che, come giorni di esecuzione della regolazione sono stati selezionati martedì e venerdì.</p> <p>→ Premere il tasto .</p> <p>L'indicatore visualizza time1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introdurre uno o più momenti di inizio per l'esecuzione della regolazione (ore, minuti).
<p>Osservazione</p>	<p>Il formato per l'introduzione dell'ora (EU o US) dipende dall'impostazione nel menu dell'opzione TERMINAL-> Device, vedere il Capitolo 4.5.1.</p>

4.3.9 MIN.WEIG – Peso minimo

Questa opzione di menu viene visualizzata soltanto se il tecnico del Servizio Assistenza ha impostato in memoria un peso minimo.


<p>ON/OFF</p>	<p>Attivazione/disattivazione della funzione peso minimo.</p> <p>Se il peso caricato sulla bilancia è minore del peso minimo impostato, l'indicatore visualizza un * davanti all'indicazione del peso.</p>
----------------------	--

4.3.10 RESET – Resettaggio delle impostazioni della bilancia alle impostazioni di fabbrica

<p>SURE?</p>	<p>Richiesta di conferma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premendo  le impostazioni della bilancia vengono resettate all'impostazione di fabbrica • Premendo il tasto  le impostazioni della bilancia non vengono resettate
---------------------	---

4.4 Impostazioni applicazione (APPLICATION)

4.4.1 COUNT – Impostazioni per la funzione conteggio

VAR-SPL ON OFF	Adattamento del numero di pezzi di riferimento <ul style="list-style-type: none"> Il numero di pezzi di riferimento può essere modificato nel modo Comando Conteggio solo con i numeri di pezzi di riferimento preimpostati
SPL-qty Sq1 ... Sq5	Numero pezzi di riferimento <ul style="list-style-type: none"> Preimpostazione di 5 numeri di pezzi di riferimento
Min.refW OFF 97.5, 99.0, 99.5	Sorveglianza del peso di riferimento minimo <ul style="list-style-type: none"> Sorveglianza del peso di riferimento minimo disattivata Sorveglianza del peso di riferimento minimo, per ottenere una precisione di conteggio pari al 97,5 %, 99,0 % o 99,5 %
ref.Opt OFF AUTO	Ottimizzazione del peso medio del pezzo <ul style="list-style-type: none"> Ottimizzazione del riferimento disattivata Ottimizzazione automatica del riferimento
A-SMPL ON OFF	Determinazione automatica del peso medio del pezzo <ul style="list-style-type: none"> Dopo l'impostazione della tara il peso medio del pezzo viene determinato con il successivo peso caricato e il numero di pezzi di riferimento visualizzato Determinazione automatica del peso medio del pezzo disattivata
A.CL-APW ON OFF	Cancellazione automatica del peso medio del pezzo <ul style="list-style-type: none"> Se dopo un conteggio la bilancia viene scaricata, il peso medio del pezzo viene automaticamente cancellato. Il successivo conteggio ricomincia con la determinazione del peso medio del pezzo. Il peso medio del pezzo dev'essere cancellato manualmente premendo il tasto 
ACCURCY ON OFF	Visualizzazione della precisione di conteggio <ul style="list-style-type: none"> Dopo la determinazione del peso medio del pezzo, l'indicatore visualizza per qualche istante la precisione di conteggio raggiungibile con tale valore Indicazione della precisione di conteggio disattivata
total.Ct bULK both	Conteggio pezzi su due bilance <ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione del numero di pezzi solo per le parti caricate sulla bilancia per il conteggio Visualizzazione del numero di pezzi per tutte le parti caricate sulla bilancia per il conteggio e sulla bilancia di riferimento

4.4.2 ACCUMULATION – Totalizzazione




PrINT COM 1/COM 2 Lot.PrINT FIN.PrINT SUMMArY	Configurazione della stampa per la totalizzazione Selezione interfaccia per la stampante / il computer collegata/o <ul style="list-style-type: none"> • Stampa per ciascuna pesata singola • Stampa solo al termine della totalizzazione • Stampa addizionale per ciascuna pesata singola al termine della totalizzazione
rEACH Z ON OFF	Azzeramento tra due pesate <ul style="list-style-type: none"> • Affinché la pesata successiva possa essere totalizzata, è necessario scaricare completamente la bilancia • Non è necessario scaricare la bilancia tra una pesata e l'altra

4.4.3 CHECKWEIGHING – Pesata di controllo


bEEPEr ON OFF	Impostazione del segnale acustico per la pesata di controllo <ul style="list-style-type: none"> • Quando viene raggiunto il valore nominale, la bilancia emette un segnale acustico breve • Segnale acustico disattivato
SP.tOL- SP.tOL--	Valore limite per l'attivazione della scatola relè I/O. Il valore da introdurre è la frazione percentuale del limite di tolleranza inferiore del peso nominale/del numero di pezzi nominale. La verifica per SP.tOL-- viene effettuata con il peso lordo, per SP.tOL- con il peso netto. SP.tOL- dipende da SP.tOL--, cioè se SP.tOL-- non è ancora stato raggiunto, l'uscita SP.tOL- non viene attivata. Se vengono utilizzati entrambi i valori soglia, SP.tOL-- deve essere minore di SP.tOL-. ESEMPIO Peso nominale : 2000 g tOLER+ : 2010 g tOLER- : 1990 g SP.tOL- : 010 (%) La scatola relè viene attivata soltanto al raggiungimento del valore 199 g (= 10 % di 1990 g).
SEnd.MOd CONTINU StAbLE	Questa opzione determina la modalità di invio delle informazioni dalla bilancia alla scatola relè I/O <ul style="list-style-type: none"> • Le informazioni vengono inviate in modo continuo • Le informazioni vengono inviate soltanto al raggiungimento di un valore di peso stabile

G.PrINT	Good Print
YES	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa automatica del rendiconto, quando un valore di peso stabile rientra nell'intervallo di tolleranza
NO	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna stampa automatica del rendiconto


4.4.4 MEMORY – Configurazione memoria

CONFIG	Configurazione suddivisione memoria.
40-40-10	<p>BBA442 / BBK442 dispongono di un totale di 100 posizioni di memoria che possono essere suddivise tra valori di tara, pesi medi pezzo, pesi nominali e numeri di pezzi nominali.</p> <p>Impostazione di fabbrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 posizioni di memoria per valori di tara (01-40) • 40 posizioni di memoria per pesi medi pezzo (41-80) • 10 posizioni di memoria per pesi nominali (81-90) • 10 posizioni di memoria per numeri di pezzi nominali (91-100) <p>Il primo peso nominale viene richiamato ad esempio con il numero di memoria 81.</p> <p>Per modificare i campi per le posizioni di memoria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introdurre un nuovo valore di suddivisione e separare di volta in volta i campi con un punto (esempio: 30.30.20). L'ultimo campo viene calcolato automaticamente. Se viene introdotto un valore non ammesso, l'indicatore visualizza il messaggio NOT . ALLO. 2. Confermare premendo il tasto  . <p>Poiché l'indicatore può visualizzare soltanto una parte dei valori introdotti, premendo il tasto  è possibile spostare il campo di visualizzazione verso destra.</p> <p>Avvertenza</p> <p>→ Ogni volta che si imposta un nuovo valore di suddivisione è assolutamente necessario verificare e, se necessario, adattare, i valori in memoria!</p>
CLEAR . M	Cancellazione di tutta la memoria.



4.4.5 INFO-KEY – Assegnazione del tasto Info

INFO1 NOT.USEd PCS NET GrOSS tArE APW HIGHrES ACCUrCY n G tOtAL N tOtAL PCS.tOtL tArGEt dAtE timE HrES On	Tramite il tasto  è possibile richiedere fino a 13 valori addizionali. <ul style="list-style-type: none"> • Posizione di memoria tasto Info non assegnata • Visualizzazione del peso netto nel modo numero pezzi • Visualizzazione del peso lordo • Visualizzazione della tara • Visualizzazione del peso medio del pezzo • Indicazione per qualche istante del valore di peso in alta risoluzione • Visualizzazione della precisione di conteggio • Visualizzazione del numero di pesate totalizzate • Visualizzazione del totale lordo • Visualizzazione del totale netto • Visualizzazione del totale dei numeri di pezzi • Visualizzazione del valore nominale e dei limiti di tolleranza • Visualizzazione della data • Visualizzazione dell'ora • Indicazione prolungata del valore di peso in alta risoluzione. Solo per bilance non approvate. Nelle bilance approvate HrES On ha lo stesso effetto di HIGHrES.
INFO2 ... INFO13	Come INFO1

4.4.6 AVERAGE – Determinazione del peso medio di un carico instabile


OFF	Calcolo del peso medio disattivato
AUtO	Calcolo del peso medio con avvio automatico del ciclo di pesata
MAnuAL	Calcolo del peso medio con avvio manuale del ciclo di pesata tramite il tasto 

4.4.7 RESET – Resettaggio impostazioni applicazioni alle impostazioni di fabbrica





SUrE?	Richiesta di conferma <ul style="list-style-type: none"> • Premendo  le impostazioni dell'applicazioni vengono resettate alle impostazioni di fabbrica • Premendo il tasto  le impostazioni dell'applicazione non vengono resettate
--------------	---

4.5 Impostazioni del terminale (TERMINAL)



4.5.1 DEVICE – Modo Attesa, modo Risparmio energia e illuminazione indicatore

SLEEP	<p>Questa opzione di menu viene visualizzata soltanto quando l'apparecchio lavora nel modo con alimentazione da rete.</p> <p>Se è attivata l'opzione SLEEP, nel caso in cui l'apparecchio rimane inutilizzato per un periodo di tempo preimpostato, l'indicatore e l'illuminazione vengono disattivati. Appena l'operatore preme un tasto o la bilancia misura una variazione di peso, l'indicatore e l'illuminazione vengono riattivati.</p> <p>Impostazioni possibili: OFF (disattivata), 1 min, 3 min, 5 min, 15 min, 30 min</p>
Pwr OFF OFF / 1 min / ...	<p>Questa opzione di menu viene visualizzata soltanto quando l'apparecchio lavora nel modo con alimentazione a batteria.</p> <p>Se è attivata l'opzione Pwr OFF, nel caso in cui l'apparecchio rimane inutilizzato per un periodo di tempo preimpostato, essa si spegne automaticamente. Dopo l'apparecchio deve essere riattivato con .</p> <p>Impostazioni possibili: OFF (disattivata), 1 min, 3 min, 5 min, 15 min, 30 min</p>
b.LIGHT OFF / 5 sec / ...	<p>Attivazione/disattivazione della retroilluminazione dell'indicatore.</p> <p>Questa impostazione indica se e dopo quanto tempo deve essere disattivata la retroilluminazione.</p> <p>Nelle bilance con alimentazione a batteria, per default, la retroilluminazione viene automaticamente disattivata se dopo circa 5 secondi l'operatore non effettua alcuna azione sulla bilancia.</p> <p>Impostazioni possibili: OFF (disattivata), 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, ON (attivata)</p>
dAtE.tim DATE.FOr DATE tIME AM.PM	<p>Impostazione della data e dell'ora</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezione del tipo di impostazione della data: EU o US • Introduzione della data nel formato selezionato • Introduzione dell'ora • Selezione AM/PM
bEEP ON OFF	<p>Attivazione, disattivazione del segnale acustico</p> <p>Attivazione emissione del segnale acustico alla pressione di un tasto</p> <p>Disattivazione emissione del segnale acustico alla pressione di un tasto</p>
Osservazione	Questa opzione di menu è accessibile anche senza password Supervisore.

4.5.2 ACCESS – Password per l'accesso Supervisore al menu


SUPERVI ENTER.C rEType.C	<p>Impostazione della password per l'accesso Supervisore al menu.</p> <p>Richiesta di introduzione della password.</p> <p>→ Introdurre una password e confermarla premendo il tasto .</p> <p>Richiesta di ripetere l'introduzione della password.</p> <p>→ Introdurre di nuovo la password e confermarla premendo il tasto .</p>
Osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> • La password può consistere di fino a 4 caratteri. • Il tasto  non può far parte della password, in quanto esso serve per confermarla. • Il tasto  può essere utilizzato soltanto in combinazione con un altro tasto. • Se l'operatore introduce un codice non ammesso oppure commette un errore nel ripetere la digitazione, l'indicatore visualizza CODE.Err.


4.5.3 RESET – Resettaggio delle impostazioni del terminale alle impostazioni di fabbrica

SUR?	<p>Richiesta di conferma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premendo  le impostazioni del terminale vengono resettate all'impostazione di fabbrica • Premendo il tasto  le impostazioni del terminale non vengono resettate
-------------	--

4.6 Configurazione interfacce (COMMUNICATION)

4.6.1 COM1/COM2 -> MODE – Modo operativo dell'interfaccia seriale

Print	Trasferimento manuale di dati alla stampante premendo il tasto 
A.Print	Trasferimento automatico di risultati stabili alla stampante (ad esempio per pesate di serie)
CONTINU	Trasferimento continuo di tutti i valori di peso tramite l'interfaccia
dIALOG	Comunicazione bidirezionale tramite istruzioni MT-SICS, comando della bilancia tramite un PC
CONT.OLD	Come CONTINU, vedere sopra, ma con 2 spazi vuoti fissi prima dell'unità (compatibile con Spider 1/2/3)
dIAL.OLD	Come dIALOG, vedere sopra, ma con 2 spazi vuoti fissi prima dell'unità (compatibile con Spider 1/2/3)
dt-b GROSS tArE nEt	<p>Formato DigiTOL-compatibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione del peso lordo, contrassegnato con "B" • Trasmissione del peso di tara • Trasmissione del peso netto
dt-G	Come dt-b, vedere sopra, peso lordo contrassegnato con "G"

Cont-Wt	Modo TOLEDO Continuous
Cont-Ct	Modo TOLEDO Continuous, trasmissione del numero di pezzi
bArc.rd	Per il collegamento di un lettore di codici a barre seriale per la lettura di ID1 e ID2 e delle istruzioni d'interfaccia (attiva automaticamente la tensione di alimentazione a 5 V sul Pin 9)
2nd.dISP	Per il collegamento di un indicatore ausiliario (attiva automaticamente la tensione di alimentazione a 5 V sul Pin 9)
rEF	Trasmissione dei dati dalla bilancia di riferimento (commutazione automatica)
bULK	Trasmissione dei dati dalla bilancia per il conteggio (commutazione automatica)
AuXILIA	Trasmissione dei dati dalla bilancia di riferimento e dalla bilancia per il conteggio (commutazione manuale)
InSt.Prn	Trasferimento manuale immediatamente di dati alla stampante premendo il tasto  (non approvato)

4.6.2 COM1/COM2 -> PRINTER – Impostazioni per la stampa di rendiconto



Questa opzione di menu viene visualizzata soltanto se sono selezionati i modi "Print", "A.Print" o "InSt.Prn".

tYPE ASCII LAbEL	Selezione del tipo di stampante <ul style="list-style-type: none"> Stampante ASCII, p. es. Sprinter 1 Stampante di etichette, capace di stampare delle grafiche
tEmPLat StdArd tEmPLt1 tEmPLt2	Selezione stampa del rendiconto <ul style="list-style-type: none"> Stampa standard Stampa secondo modello 1 Stampa secondo modello 2
ASci.Fmt LINE.Fmt LENGtH SEPArAt Add LF	Selezione del formato per la stampa del rendiconto <ul style="list-style-type: none"> Formato riga: MULtI (righe multiple), SINGLE (riga singola) o FIXEd Lunghezza riga: 0 ... 100 caratteri, questa opzione viene visualizzata soltanto nel formato riga MULtI o FIXEd Separatori: ; , / \ _ e spazio vuoto, questa opzione viene visualizzata soltanto nel formato riga SINGLE Salto di riga: 0 ... 9

4.6.3 COM1/COM2 -> PARAMET – Parametri di comunicazione

bAUD	Selezione della velocità di trasmissione: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 baud
PArity	Selezione della parità: 7 none, 8 none, 7 odd, 8 odd, 7 even, 8 even
H.SHAKE	Selezione handshake: NO, XONXOFF, NET 422 (funzionamento in rete attraverso l'interfaccia opzionale RS422/RS485 tramite bus a 4 conduttori, solo per COM1), NET 485 (funzionamento in rete attraverso l'interfaccia opzionale RS422/RS485 tramite bus a 2 conduttori, solo per COM1)
NET.Addr	Assegnazione indirizzo di rete: 0 ... 31, solo per NET 485
ChECSuM	Attivazione/disattivazione byte di checksum (viene visualizzata soltanto nel Modo Continuo TOLEDO)
Vcc	Attivazione/disattivazione tensione a 5 V, ad esempio per un lettore di codici a barre e per l'interfaccia opzionale RS485/422












4.6.4 COM1/COM2 -> RESET COM1/RESET COM2 – Resettaggio dell'interfaccia seriale alle impostazioni di fabbrica

SURrE?	<p>Richiesta di conferma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premendo il tasto  le impostazioni d'interfaccia vengono resettate all'impostazione di fabbrica • Premendo il tasto  le impostazioni dell'interfaccia non vengono resettate
---------------	--

4.6.5 OPTION – Configurare opzioni

Se non è incorporata né configurata alcuna opzione, l'indicatore visualizza N . A . .

EtH.NET	Configurazione dell'interfaccia Ethernet
IP.AddrS	• Introduzione indirizzo IP
SUBNEt	• Introduzione indirizzo di sottorete
GAtEWAY	• Introduzione indirizzo di instradamento
USb	Configurazione dell'interfaccia USB
USb TEST	• Test di verifica dell'interfaccia USB. Una volta superato il test di verifica l'indicatore visualizza rEAdY.

digital	Configurazione delle entrate/uscite digitali
IN 0 ... 3	Configurazione ingressi 0 ... 3
OFF	• Ingresso non assegnato
ZErO	• Tasto 
tArE	• Tasto 
PrINt	• Tasto 
CLear	• Tasto 
rEF 10	• Tasto 
rEF n	• Tasto 
SCALE	• Tasto 
inFO	• Tasto 
UNIT	• Tasto 
total+	• Tasto  , pressione breve del tasto
total-	• Tasto  , pressione a lungo del tasto
StArt	• Pulsante esterno per l'avvio dell'applicazione di riempimento
OUT 0 ... 3	Configurazione uscite 0 ... 3
OFF	• Uscita non assegnata
StAbLE	• Valore di peso stabile
bEL.MIN	• Peso inferiore al peso minimo
AbV.MIN	• Peso eguale o inferiore al peso minimo
bEL.tOL-	• Peso inferiore al limite di tolleranza
AbV.tOL+	• Peso superiore al limite di tolleranza superiore
GOOd	• Peso compreso nell'intervallo di tolleranza
UNdErLd	• Sottocarico
OVErLd	• Sovraccarico
StAr	• Valore di peso modificato/calcolato
SP.tOL-	• Punto di commutazione al raggiungimento (o superamento) di SP.tOL-
SP.tOL--	• Punto di commutazione al raggiungimento (o superamento) di SP.tOL--
tArGET	• Valore bersaglio raggiunto
bEL.SP1	• Peso al di sotto del valore soglia 1
AbV.SP1	• Valore soglia 1 raggiunto o superato
bEL.SP2	• Peso al di sotto del valore soglia 2
AbV.SP2	• Valore soglia 2 raggiunto o superato
SEt.Pt1	Immettere il valore soglia 1
SEt.Pt2	Immettere il valore soglia 2



ANALOG	Configurazione interfaccia analogica seconda bilancia
Mode	Modo operativo della seconda bilancia
rEF	<ul style="list-style-type: none"> La seconda bilancia può essere impiegata soltanto per la determinazione del peso medio del pezzo
bULK	<ul style="list-style-type: none"> La seconda bilancia può essere impiegata solo come bilancia per il conteggio
AuXILIA	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna distinzione tra bilancia di riferimento e bilancia per il conteggio, sulla bilancia di volta in volta selezionata sono disponibili tutte le funzioni
BYPASS	<ul style="list-style-type: none"> Interfaccia seconda bilancia non funzionante

4.6.6 DEF.PRN – Configurazione template (modelli)

tEMPLt1/tEMPLt2	Selezione Template1 o Template 2
LINE 1 ... 20	Selezione riga
NOt.USEd	<ul style="list-style-type: none"> Riga non utilizzata
HEAdEr	<ul style="list-style-type: none"> Riga d'intestazione. Il contenuto della riga d'intestazione dev'essere definito per mezzo di un'istruzione d'interfaccia, vedere Capitolo 5.1.
dAtE	<ul style="list-style-type: none"> Data
timE	<ul style="list-style-type: none"> Ora
ID1	<ul style="list-style-type: none"> Identificazione 1
ID2	<ul style="list-style-type: none"> Identificazione 2
SCALE.NO	<ul style="list-style-type: none"> Numero bilancia
GROSS	<ul style="list-style-type: none"> Peso lordo
tArE	<ul style="list-style-type: none"> Peso tara
nEt	<ul style="list-style-type: none"> Peso netto
APW	<ul style="list-style-type: none"> Peso medio pezzo
rEF Ct	<ul style="list-style-type: none"> Numero pezzi di riferimento
PCS	<ul style="list-style-type: none"> Numero pezzi
tArGEt	<ul style="list-style-type: none"> Valore nominale
dEVIAt	<ul style="list-style-type: none"> Scostamento dal valore nominale
ACC.NET	<ul style="list-style-type: none"> Peso netto totalizzato
ACC.GrS	<ul style="list-style-type: none"> Peso lordo totalizzato
ACC.PCS	<ul style="list-style-type: none"> Numero pezzi totalizzato
ACC.LOt	<ul style="list-style-type: none"> Numero lotti totalizzato
StARLN	<ul style="list-style-type: none"> Riga con ***
CrLF	<ul style="list-style-type: none"> Salto di riga (riga vuota)
F FEEd	<ul style="list-style-type: none"> Avanzamento pagina
tOL-	<ul style="list-style-type: none"> Tolleranza inferiore
tOL+	<ul style="list-style-type: none"> Tolleranza superiore
ACC tAr	<ul style="list-style-type: none"> Totale pesi di tara

4.7 Diagnosi e stampa delle impostazioni del menu (DIAGNOS)

<p>tEST SC</p> <p>Interno</p> <p>Esterno</p>	<p>Test di verifica della bilancia</p> <p>Verifica della bilancia con il peso di calibrazione interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante l'esecuzione del test di verifica l'indicatore visualizza -Int CAL-. • Al termine del test di verifica nel caso ideale l'indicatore visualizza per qualche istante *d=0.0g, quindi la bilancia commuta all'opzione di menu successiva KboArd. <p>Verifica della bilancia con il peso di calibrazione esterno</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La bilancia verifica il punto di zero, l'indicatore visualizza -0-. Successivamente, l'indicatore visualizza il peso di verifica lampeggiante. 2. Se necessario, modificare il peso visualizzato premendo $\rightarrow T \leftarrow$. 3. Caricare il peso di calibrazione e confermarlo premendo il tasto $\left[\rightarrow \leftarrow \right]$. 4. La bilancia esegue il test di verifica con il peso di calibrazione caricato. 5. Al termine del test di verifica l'indicatore visualizza per qualche istante lo scostamento rispetto all'ultima calibrazione, nel caso ideale *d=0.0g, quindi la bilancia commuta all'opzione di menu successiva KboArd.
<p>KboArd</p> <p>PUSH 1 ... 25</p>	<p>Test di verifica della tastiera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere i tasti nella sequenza indicata di seguito: <div style="text-align: center;"> </div> <p>Se il tasto funziona, la bilancia commuta al tasto successivo.</p> <p>Avvertenza</p> <p>Il test della tastiera non può essere annullato!</p> <p>Se l'operatore ha selezionato l'opzione di menu KboArd, è necessario premere tutti i tasti.</p>
<p>dISPLAY</p>	<p>Test di verifica dell'indicatore: La bilancia visualizza tutti i segmenti funzionanti.</p>
<p>SNr</p>	<p>Visualizzazione del numero di serie</p>
<p>SNr2</p>	<p>Visualizzazione del numero di serie della bilancia 2. Questa opzione di menu viene visualizzata soltanto se è collegata una seconda bilancia analogica.</p>
<p>List</p>	<p>Stampa di un elenco di tutte le impostazioni del menu</p>
<p>List2</p>	<p>Stampa di un elenco di tutte le impostazioni del menu della bilancia 2. Questa opzione di menu viene visualizzata soltanto se è collegata una seconda bilancia analogica.</p>

LiSt.M	Stampa di un elenco di tutti i valori e le impostazioni della memoria
WOrK.tim timE SHOW.tim WEIGH SHOW.WGH	Visualizzazione del tempo di accensione della bilancia e del numero di pesate effettuate <ul style="list-style-type: none"> • Tempo di accensione in ore, ad esempio 56 h • Numero delle pesate, ad esempio 135
rESet.AL SUrE?	Resettaggio di tutte le opzioni di menu all'impostazione di fabbrica Richiesta di conferma <ul style="list-style-type: none"> • Premendo il tasto  le impostazioni del menu vengono resettate all'impostazione di fabbrica • Premendo il tasto  le impostazioni del menu non vengono resettate

5 Descrizione delle interfacce

5.1 Istruzioni d'interfaccia SICS

Le bilance compatte BBA442 / BBK442 supportano il set di istruzioni MT-SICS (METTLER TOLEDO **S**tandard **I**nterface **C**ommand **S**et). Con le istruzioni SICS la bilancia può essere configurata, interrogata e pilotata da un computer PC. Le istruzioni SICS sono suddivise in vari livelli.

5.1.1 Istruzioni SICS disponibili

	Istruzione	Significato
LIVELLO 0	@	Riavvio della bilancia
	I0	Invio elenco di tutte le istruzioni SICS disponibili
	I1	Invio livello SICS e versioni SICS
	I2	Invio dati di pesata
	I3	Invio versione software di pesata
	I4	Invio numero di serie
	I6	Richiesta parametri di pesata
	S	Invio valore di peso stabile
	SI	Invio immediato valore di peso
	SIR	Invio immediato valore di peso e ripetizione
	Z	Azzeramento
	ZI	Azzeramento immediato
LIVELLO 1	D	Descrizione indicatore
	DW	Indicazione di peso
	K	Controllo tastiera
	SR	Invio valore di peso stabile e ripetizione
	T	Impostazione della tara
	TA	Introduzione del valore della tara
	TAC	Cancellazione tara
	TI	Impostazione immediata della tara

Ai livelli 0 e 1 si tratta di istruzioni che – se implementate – funzionano allo stesso modo su tutte le bilance METTLER TOLEDO risp. su tutti i terminali di pesata.

Inoltre, vi sono istruzioni d'interfaccia che fanno riferimento all'intera gamma di prodotti oppure al rispettivo livello applicativo. Per queste ed altre informazioni sul set di istruzioni MT-SICS vedere il Manuale MT-SICS (Codice di ordinazione 22 011 459, o visitare il sito www.mt.com) oppure rivolgersi al Servizio Assistenza METTLER TOLEDO.

5.1.2 Requisiti necessari per la comunicazione tra bilancia e computer

- La bilancia dev'essere collegata tramite un cavo adatto con l'interfaccia RS232, RS485, USB o Ethernet di un computer.
- L'interfaccia della bilancia dev'essere impostata nel modo operativo "Dialogo", vedere Capitolo 4.6.1.
- Sul computer dev'essere disponibile un programma per il terminale, ad esempio HyperTerminal.
- I parametri di comunicazione Baudrate e Parità devono essere impostati allo stesso valore nel programma del terminale e sulla bilancia, vedere Capitolo 4.6.3.

5.1.3 Avvertenze circa l'uso in rete della bilancia attraverso l'interfaccia opzionale RS422/485

Con l'interfaccia opzionale RS422/485 è possibile collegare in rete fino a 32 bilance. In caso di funzionamento in rete, affinché sia possibile inviare istruzioni e ricevere risultati di pesata, la bilancia dev'essere indirizzata dal calcolatore.

Indirizzo	Hex	ASCII
0	0x30	0
1	0x31	1
2	0x32	2
...
9	0x39	9
10	0x3A	:
11	0x3B	;
...
31	0x4F	O

Descrizione dei passi	Host	Direzione	Bilancia
1. L'host risponde alla bilancia, ad esempio con l'indirizzo 3A hex.	<ESC> :	—>	
2. L'host invia un'istruzione SICS, ad esempio SI	SI <CRLF>	—>	
3. La bilancia conferma il contenuto dell'istruzione e invia nuovamente l'indirizzo		<—	<ESC> :
4. La bilancia risponde all'istruzione e restituisce all'host il controllo tramite il bus		<—	S_S__45.02_kg <CRLF>

5.2 Modo TOLEDO Continuous

5.2.1 Istruzioni Modo TOLEDO Continuous

Nel Modo TOLEDO Continuous la bilancia supporta le seguenti istruzioni di input:

Istruzione	Significato
P	Stampa del risultato attuale
T	Impostazione della tara della bilancia
Z	Azzeramento dell'indicatore
C	Cancellazione del valore attuale
S	Determinazione riferimento

5.2.2 Formato di output nel Modo TOLEDO Continuous

Nel Modo TOLEDO Continuous i valori di peso vengono trasmessi sempre nel seguente formato:

1	Stato			Campo 1						Campo 2						17	18
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
STX	SWA	SWB	SWC	MSD	-	-	-	-	LSD	MSD	-	-	-	-	LSD	CR	CHK
Campo 1	Cont-Wt: 6 cifre per il valore di peso, che viene trasmesso senza virgola né unità																
	Cont-Ct: 6 cifre per il numero di pezzi, senza zeri non significativi; altrimenti 6 spazi vuoti																
Campo 2	Cont-Wt: 6 cifre per il peso di tara, che viene trasmesso senza virgola né unità																
	Cont-Ct: 6 zeri																
STX	Carattere ASCII 02 hex, carattere per "start of text"																
SWA, SWB, SWC	Parole di stato A, B, C, vedere sotto																
MSD	Most significant digit (cifra più significativa)																
LSD	Least significant digit (cifra meno significativa)																
CR	Carriage Return (ritorno carrello), carattere ASCII 0D hex																
CHK	Checksum (2 ^o complemento della somma binaria dei 7 bit inferiori di tutti i caratteri precedentemente inviati, incl. STX e CR)																

Parola di stato A								
Funzione	Opzioni	Bit di stato						
		6	5	4	3	2	1	0
Posizione decimale	X00	0	1			0	0	0
	X0					0	0	1
	X					0	1	0
	0.X					0	1	1
	0.0X					1	0	0
	0.00X					1	0	1
	0.000X					1	1	0
	0.0000X					1	1	1
Passo d'indicazione	X1			0	1			
	X2			1	0			
	X5			1	1			

Parola di stato B	
Funzione/valore	Bit
Lordo/netto: Netto = 1	0
Segno algebrico: Negativo = 1	1
Sovraccarico/soffocarico = 1	2
Instabilità = 1	3
lb/kg: kg = 1	4
1	5
Attivazione = 1	6

Parola di stato C				
Funzione/valore				Bit
kg/lb	g	t	oz	
0	1	0	1	0
0	0	1	1	1
0	0	0	0	2
Richiesta stampa = 1				3
Ampliata = 1				4
1				5
Impostazione manuale della tara, solo kg = 1				6

6 Messaggi di evento o errore

Guasto	Causa	Rimedio
Indicatore spento	<ul style="list-style-type: none"> • Retroilluminazione impostata ad un valore troppo scuro • Non c'è tensione nella rete • Apparecchio spento • Cavo d'alimentazione non collegato • Disturbo temporaneo 	<ul style="list-style-type: none"> → Impostare la retroilluminazione ad un valore più chiaro (b. LIGHT) → Controllare la rete → Accendere l'apparecchio → Collegare il cavo alla rete → Spegner e riaccendere l'apparecchio
Sottocarico L _ _ _ _ J	<ul style="list-style-type: none"> • Piatto non installato • Peso inferiore al campo di pesata 	<ul style="list-style-type: none"> → Installare il piatto → Azzerare
Sovraccarico r _ _ _ _ 7	<ul style="list-style-type: none"> • E' stato superato il campo di pesata 	<ul style="list-style-type: none"> → Scaricare la bilancia → Ridurre il precarico
_ _ _ _ _	<ul style="list-style-type: none"> • Risultato non ancora stabile 	<ul style="list-style-type: none"> → Se necessario, regolare l'adattatore alle vibrazioni oppure effettuare la pesata dinamica
_ _ n 0 _ _	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione non ammessa 	<ul style="list-style-type: none"> → Scaricare la bilancia e azzerare
r _ n 0 _ 7 L _ n 0 _ J	<ul style="list-style-type: none"> • Impossibile azzerare in condizioni di sovraccarico o di sottocarico 	<ul style="list-style-type: none"> → Scaricare la bilancia
Err 4	<ul style="list-style-type: none"> • Peso di riferimento troppo piccolo 	<ul style="list-style-type: none"> → Selezionare e caricare più parti di riferimento
Err 5	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun valore valido dalla bilancia di riferimento 	<ul style="list-style-type: none"> → Verificare i cavi di collegamento tra le apparecchi → Verificare le impostazioni d'interfaccia
Err 6	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna calibrazione 	<ul style="list-style-type: none"> → Sfilare e reinserire la spina di alimentazione; in caso di funzionamento a batteria spegnere e riaccendere la bilancia → Calibrare la bilancia → Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica METTLER TOLEDO

Guasto	Causa	Rimedio
Err 7	<ul style="list-style-type: none"> • Peso medio del pezzo troppo piccolo 	<ul style="list-style-type: none"> → Con questo peso medio del pezzo su questa bilancia non è possibile effettuare alcun conteggio
Err 9	<ul style="list-style-type: none"> • Valore di peso instabile al momento della formazione del riferimento 	<ul style="list-style-type: none"> → Provvedere affinché l'ambiente sia in quiete → Accertarsi che non vi siano ostacoli al movimento del piatto della bilancia → Regolare l'adattatore alle vibrazioni
Err 14	<ul style="list-style-type: none"> • Valore o limite di tolleranza non ammesso 	<ul style="list-style-type: none"> → Ripetere l'introduzione con dei valori ammessi
Err 15	<ul style="list-style-type: none"> • Impostazione di un peso medio del pezzo non ammesso durante una totalizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> → Concludere la totalizzazione → Reimpostare il peso medio del pezzo
Err 16	<ul style="list-style-type: none"> • Commutazione ad un'unità di peso non ammessa durante una totalizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> → Concludere la totalizzazione → Commutare l'unità di peso
Err 17	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa non ancora conclusa 	<ul style="list-style-type: none"> → Concludere la stampa. → Ripetere l'azione desiderata.
Err 18	<ul style="list-style-type: none"> • Commutazione dell'unità di pesata non ammessa durante la pesata dinamica 	<ul style="list-style-type: none"> → Concludere la pesata dinamica → Commutare l'unità di peso
Err 53	<ul style="list-style-type: none"> • Errore Checksum EAROM 	<ul style="list-style-type: none"> → Sfilare e reinserire la spina di alimentazione; in caso di funzionamento a batteria spegnere e riaccendere il apparecchio → Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica METTLER TOLEDO
Indicazione di peso instabile	<ul style="list-style-type: none"> • Luogo d'installazione instabile • Corrente d'aria • Materiale da pesare non in quiete • Contatto tra il piatto e/o il materiale da pesare e l'ambiente circostante • Guasto di rete 	<ul style="list-style-type: none"> → Regolare l'adattatore alle vibrazioni → Evitare le correnti d'aria → Pesare dinamicamente → Eliminare il contatto → Controllare la rete

Guasto	Causa	Rimedio
Indicazione di peso errata	<ul style="list-style-type: none">• Azzeramento errato• Valore di tara errato• Contatto tra il piatto e/o il materiale da pesare e l'ambiente circostante• La bilancia è inclinata	<ul style="list-style-type: none">➔ Scaricare la bilancia, azzerare e ripetere la pesata➔ Cancellare tara➔ Eliminare il contatto➔ Mettere in bolla la bilancia

7 Caratteristiche tecniche e accessori

7.1 Caratteristiche tecniche

7.1.1 Chiave per l'identificazione dei tipi

Le bilance compatte BBA442 / BBK442 sono disponibili con valori di portata e in versioni con piatti di pesata differenti, desumibili dalla designazione completa.

Esempio

BBK442 – 0.6 DXXS	Bilancia compatta con portata 3 kg e con piatto di pesata circolare
BBK442 – 3 XS	Bilancia compatta con portata 3 kg e con piatto di pesata extra piccolo
BBA442 – 6 SM	Bilancia compatta con portata 6 kg e con piatto di pesata piccolo
BBA442 – 35 LA	Bilancia compatta con portata 35 kg e con piatto di pesata grande

7.1.2 Caratteristiche generali

BBA442 / BBK442	
Applicazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Pesata • Pesata dinamica • Conteggio con numero di pezzi di riferimento fisso o variabile • Conteggio con bilancia di riferimento e bilancia per il conteggio • Totalizzazione • Preimpostazione numerica di valori del peso di tara, del peso medio pezzi e del numero di pezzi di riferimento • 100 posizioni di memoria per valori del peso di tara, peso medio pezzi, peso nominale e numero di pezzi nominale • Pesata di controllo e pesata additiva fino al peso nominale / numero di pezzi nominale
Impostazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione selezionabile • Unità di pesata selezionabile: g, kg, oz, lb, t • Funzione impostazione tara: manuale, automatica, in sequenza • Correzione automatica del punto di zero all'accensione e durante il funzionamento • Filtro per adattamento alle condizioni ambientali (adattatore alle vibrazioni) • Filtro per adattamento al tipo di pesata, ad esempio dosaggio (adattatore al processo di pesata) • Funzione Spegnimento, modo Attesa per apparecchi con alimentazione da rete, modo Risparmio energetico per il funzionamento a batteria • Illuminazione indicatore • Modo Addizione per la determinazione del peso del pezzo durante il conteggio • Ottimizzazione riferimento • Memoria e identificazioni programmabili • Data e ora • Segnale acustico • Indicatore grafico del campo di pesata
Classe di precisione OIML/NTEP	<ul style="list-style-type: none"> • BBA4.. III • BBK4.. II
Indicatore	<ul style="list-style-type: none"> • Indicatore a cristalli liquidi, altezza delle cifre 21 mm, con retroilluminazione
Tastiera	<ul style="list-style-type: none"> • Tastiera a membrana a pressione • Iscrizioni antigraffio
Chassis	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio pressofuso, piatto in acciaio al nichel-cromo • Per le dimensioni d'ingombro vedere a pagina 63

BBA442 / BBK442	
Classe di protezione (IEC 529, DIN 40050, EN 60529)	<ul style="list-style-type: none"> • IP43 (tranne bilance con Ethernet)
Alimentazione da rete	<p>Collegamento diretto alla rete (Oscillazioni della tensione di rete non maggiori di $\pm 10\%$ della tensione nominale):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 230 V, 50 Hz, 70 mA • 240 V, 50 Hz, 70 mA • 120 V, 60 Hz, 90 mA • 100 V, 50/60 Hz, 90 mA <p>Per funzionamento a batteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento tramite alimentatore: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, 300 mA • Alimentazione apparecchio: 24 V, 1.3 A
Funzionamento a batteria	In caso di interruzione della tensione di alimentazione, la bilancia commuta automaticamente al funzionamento a batteria
Condizioni ambientali	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo al coperto • Altitudine max. 2000 m • Intervallo di temperatura BBA4.. $-10 \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $14 \dots 104\text{ }^{\circ}\text{F}$ • Intervallo di temperatura BBK4.. $+10 \dots +30\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $50 \dots 86\text{ }^{\circ}\text{F}$ • Categoria di sovratensione II • Grado di inquinamento 2 • Umidità relativa umidità relativa dell'aria massima 80 % per temperature fino a $31\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $88\text{ }^{\circ}\text{F}$; diminuzione lineare dell'umidità relativa dell'aria fino al 50 % alla temperatura di $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $104\text{ }^{\circ}\text{F}$
Interfacce	<ul style="list-style-type: none"> • 1 interfaccia RS232 integrata, • possibile 1 interfaccia opzionale
Risoluzione interfaccia analogica seconda bilancia	<ul style="list-style-type: none"> • 300000 punti nella configurazione non approvata • 1 x 7500 risp. 2 x 5000 punti (multi range / multi interval) nella configurazione approvata
Alimentazione della cella di pesata	<ul style="list-style-type: none"> • 8.2 V

7.1.3 Campi di pesata e precisione di indicazione BBA4..

Le bilance compatte BBA4.. con piastrina estensimetrica vengono fornite nella configurazione 2 x 3000 d. Con le celle di pesata opzionali "Premium" è possibile effettuare configurazioni di fabbrica con precisione d'indicazione maggiore.


Portata	Configurazione			
	2 x 3000 d (standard)		1 x 6000 d (con celle di pesata "Premium" opzionali)	
	Campi di pesata	Precisione d'indicazione (approvata)	Campo di pesata	Precisione d'indicazione (approvata)
3 kg	1.5 kg / 3 kg	0.5 g / 1 g	3 kg	0.5 g
6 kg	3 kg / 6 kg	1 g / 2 g	6 kg	1 g
15 kg	6 kg / 15 kg	2 g / 5 g	15 kg	2 g
35 kg	15 kg / 35 kg	5 g / 10 g	35 kg	5 g
60 kg	30 kg / 60 kg	10 g / 20 g	60 kg	10 g

7.1.4 Campi di pesata e precisione di indicazione BBK4..

Nelle bilance compatte BBK4.. con tecnologia MonoBloc sono possibili le configurazioni fino a 1 x 60.000 e. Le bilance compatte approvate BBK4.. vengono fornite in versione standard con peso di calibrazione interno.

Modello	Intervallo(i) di pesata	Precisione d'indicazione d	Precisione approvata e
BBK4.. – 0.6 DXXs	120 g / 610 g	0.001 g / 0.01 g	0.01 g
BBK4.. – 3 DXS	600 g / 3.100 g	0.01 g / 0.1 g	0.1 g
BBK4.. – 3 XS	3.100 g	0.01	0.1 g
BBK4.. – 6 DXS	1.200 g / 6.100 g	0.01 g / 0.1 g	0.1 g
BBK4.. – 6 XS	6.100 g	0.01	0.1 g
BBK4.. – 6 DSM	1.200 g / 6.100 g	0.1 g / 1 g	1 g
BBK4.. – 6 SM	6.100 g	0.2 g	0.2 g
BBK4.. – 15 DLA	3.500 g / 15.100 g	0.1 g / 1 g	1 g
BBK4.. – 15 LA	15.100 g	0.5 g	0.5 g
BBK4.. – 35 DLA	7.000 g / 35.100 g	0.1 g / 1 g	1 g
BBK4.. – 35 LA	35.100 g	0.1 g	1 g

7.1.5 Dimensioni d'ingombro

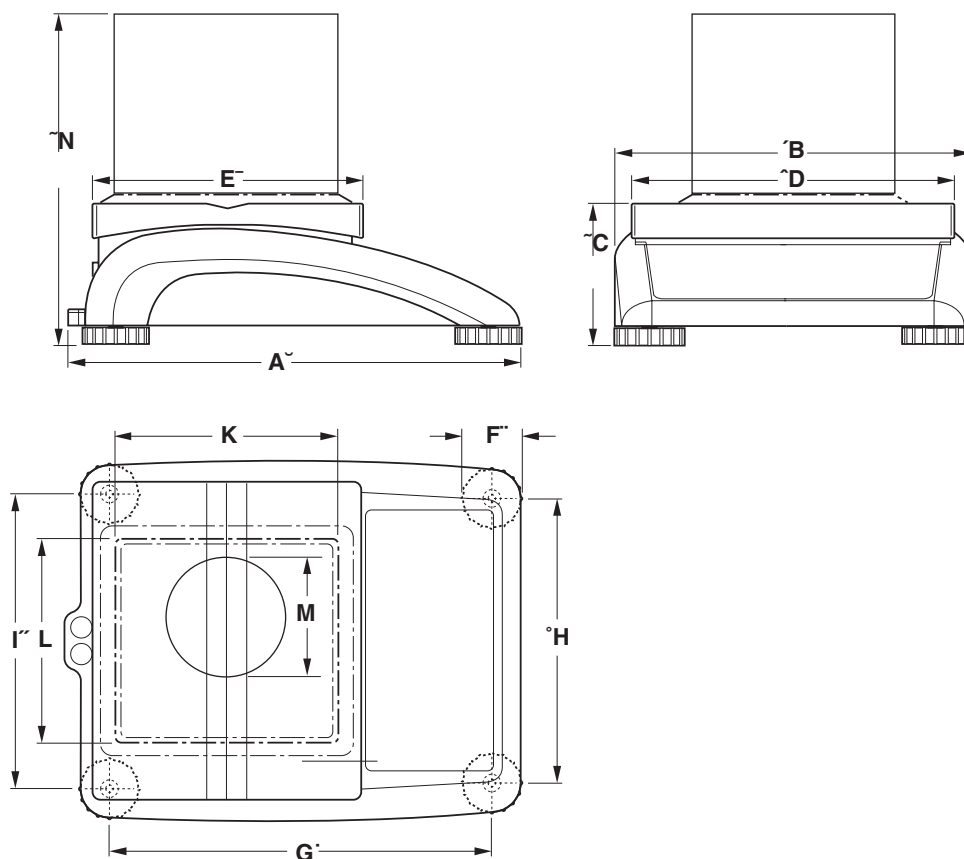

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
XXS ¹⁾	335	265	100	240	200	46	276	208	216	165	165	100	260
XS ¹⁾	335	265	100	240	200	46	276	208	216	165	165	–	–
SM ¹⁾	335	265	100	240	200	46	276	208	216	–	–	–	–
LA ¹⁾	370	360	115	350	240	52	310	304	310	–	–	–	–

¹⁾ Quote in mm

7.1.6 Pesetti netti

Modello	senza batteria	con batteria	con peso di regolazione interno (senza batteria)
BBA4.. – .. SM	4.6 kg	5.3 kg	–
BBA4.. – .. LA	8.2 kg	8.9 kg	–
BBK4.. – .. XXS	–	–	6.1 kg
BBK4.. – .. XS	4.9 kg	5.6 kg	5.4 kg
BBK4.. – .. SM	4.7 kg	5.4 kg	5.2 kg
BBK4.. – .. LA	10.5 kg	11.2 kg	11.7 kg

7.1.7 Connettori d'interfaccia

Le bilance compatte possono essere equipaggiate con al massimo 2 interfacce. Sono possibili le seguenti combinazioni:

COM1	COM2	Osservazione
RS232	–	
RS232	RS232	
RS485	RS232	COM1 può essere impiegata a scelta come RS422 o RS485
RS232	Ethernet	10BaseT, RJ45
RS232	USB	USB 1.1, Tipo B
RS232	I/O digitale	4 x In, 4 x Out, D-Sub 9
RS232	Interfaccia analogica seconda bilancia	

7.1.8 Occupazione dei connettori d'interfaccia

Pin	RS232 (COM1/ COM2)	RS422 (4 conduttori, COM1)	RS485 (2 conduttori, COM1)	Digital I/O (COM2)	Interfaccia analogica
1	–	–	–	GND	+ Excitation (+8.2 VDC)
2	TxD1/2	TxD1–	TxD1–/RxD1–	OUT0	+ Sense
3	RxD1/2	RxD1–	–	OUT1	Shield
4	–	–	–	OUT2	– Sense
5	GND	GND	GND	OUT3	– Excitation (GND)
6	–	–	–	IN0	–
7	–	TxD1+	TxD1+/RxD1+	IN1	+ Signal
8	–	RxD1+	–	IN2	– Signal
9	VCC	VCC	VCC	IN3	–

7.2 Accessori

Designazione	Cod. ord.
Capottina protettiva per versione costruttiva piccola	21 203 207
Capottina protettiva per versione costruttiva grande	21 203 206
Indicatore ausiliario RS-PD/PASM	21 302 875
Indicatore ausiliario ADI412	22 013 978
Indicatore ausiliario ADI412-B, con retroilluminazione	22 013 977
Scatola relè 4 per il collegamento ad un'interfaccia I/O digitale	22 011 967
Cavo di collegamento per scatola relè 4, lunghezza ca. 1.5 m	21 254 225
Stampante Sprinter 1 versione per Paesi dell'Unione Europea	21 253 399
Stampante Sprinter 1 versione per il Regno Unito	21 253 745
Dispositivo antifurto	00 229 175
Cavo RS232 per stampante Sprinter 1, 1.8 m di lunghezza	21 253 677
Cavo RS232 per seconda bilancia, 1.8 m di lunghezza	21 252 588
Cavo RS232 per PC, 1.8 m di lunghezza	00 410 024
Paravento in vetro per BBK4...-(X)XS	00 225 269
Lamierino adattatore per paravento in vetro per BBK4...-XS	22 011 304
Piatto speciale 186 x 186 mm per BBK4...-XS	22 013 451
Pinzetta di conteggio per BBK4...-0.6 DXXS, acciaio inossidabile, antimagnetico	22 018 833

8 Appendice

8.1 Avvertenza per bilance approvate nei Paesi EU



Nelle bilance approvate in fabbrica, sull'etichetta dell'imballaggio viene apposto il simbolo mostrato qui a fianco e sulla targhetta metrica un'etichetta verde con la lettera M. Queste bilance possono essere messe subito in funzione.




Nelle bilance che sono state approvate in due fasi e sulla cui targhetta metrica non è apposta l'etichetta verde con la lettera M, sull'etichetta d'imballaggio viene apposto il simbolo mostrato qui a fianco. La seconda fase dell'approvazione viene effettuata dal Servizio Assistenza Tecnica METTLER TOLEDO autorizzato dall'autorità competente oppure dall'ispettore metrico. Vi preghiamo di rivolgervi al Servizio Assistenza Tecnica METTLER TOLEDO.

La prima fase dell'approvazione è stata effettuata presso il fabbricante. Essa comprende tutti i controlli previsti dalla EN45501-8.2.2. Nelle bilance con collegamento analogico per basamenti dev'essere anche verificato il livello di precisione secondo la EN45501-3.5.3.3. Questa verifica è necessaria anche se il terminale supporta il numero di serie dei basamenti.

Se, in accordo con le prescrizioni nazionali vigenti nei singoli stati la durata di validità dell'approvazione è limitata nel tempo, l'esercente di una bilancia di questo tipo è anch'egli responsabile dell'approvazione periodica e puntuale della bilancia.

8.2 Controlli tecnici di sicurezza

Le bilance compatte della gamma di modelli BBA442 / BBK442 sono state collaudate da uffici collaudi accreditati. Esse hanno superato i seguenti collaudi tecnici di sicurezza e riportano i corrispondenti simboli di approvazione. La produzione viene sottoposta ai relativi controlli di produzione da parte degli uffici collaudi.

Paese	Simbolo collaudo	Norma
Canada USA		CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 UL Std. No. 61010A-1
Vari Paesi	Schema CB (nessuna contrassegnatura)	IEC/EN61010-1:2001

8.3 Tabelle Geo

Il valore Geo delle bilance approvate dal costruttore indica la regione geografica o il paese per il quale la bilancia è stata approvata. Il valore Geo della bilancia (ad es. "Geo 18") viene visualizzato qualche istante dopo l'accensione o è riportato sull'etichetta.

La tabella **Valori Geo 3000e** contiene i valori Geo per i paesi europei.

La tabella **Valori Geo 6000e/7500e** contiene i valori Geo per le diverse zone gravimetriche terrestri.

8.3.1 Valori Geo 3000e, OIML Classe III (Europa)

Latitudine geografica	Valore Geo	Paese
46°22' – 49°01'	18	Austria
49°30' – 51°30'	21	Belgio
41°41' – 44°13'	16	Bulgaria
42°24' – 46°32'	18	Croazia
54°34' – 57°45'	23	Danimarca
57°30' – 59°40'	24	Estonia
59°43' – 64°00'	25*	Finlandia
64°00' – 70°05'	26	
41°20' – 45°00'	17	Francia
45°00' – 51°00'	19*	
47°00' – 55°00'	20	Germania
49°00' – 55°00'	21*	Gran Bretagna
55°00' – 62°00'	23	
34°48' – 41°45'	15	Grecia
51°05' – 55°05'	22	Irlanda
63°17' – 67°09'	26	Islanda
35°47' – 47°05'	17	Italia
55°30' – 58°04'	23	Lettonia
47°03' – 47°14'	18	Liechtenstein
53°54' – 56°24'	22	Lituania
49°27' – 50°11'	20	Lussemburgo
57°57' – 64°00'	24*	Norvegia
64°00' – 71°11'	26	
50°46' – 53°32'	21	Olanda
49°00' – 54°30'	21	Polonia
36°58' – 42°10'	15	Portogallo

Latitudine geografica	Valore Geo	Paese
48°34' – 51°03'	20	Repubblica Ceca
43°37' – 48°15'	18	Romania
47°44' – 49°46'	19	Slovacchia
45°26' – 46°35'	18	Slovenia
36°00' – 43°47'	15	Spagna
55°20' – 62°00'	24*	Svezia
62°00' – 69°04'	26	
45°49' – 47°49'	18	Svizzera
35°51' – 42°06'	16	Turchia
45°45' – 48°35'	19	Ungheria

* Impostazione di fabbrica

8.3.2 Valori Geo 6000e/7500e, OIML Classe III (Altitudine ≤1000 m)

Latitudine geografica	Valore Geo
00°00' – 12°44'	5
05°46' – 17°10'	6
12°44' – 20°45'	7
17°10' – 23°54'	8
20°45' – 26°45'	9
23°54' – 29°25'	10
26°45' – 31°56'	11
29°25' – 34°21'	12
31°56' – 36°41'	13
34°21' – 38°58'	14
36°41' – 41°12'	15
38°58' – 43°26'	16
41°12' – 45°38'	17
43°26' – 47°51'	18
45°38' – 50°06'	19
47°51' – 52°22'	20
50°06' – 54°41'	21
52°22' – 57°04'	22
54°41' – 59°32'	23
57°04' – 62°09'	24
59°32' – 64°55'	25
62°09' – 67°57'	26
64°55' – 71°21'	27
67°57' – 75°24'	28
71°21' – 80°56'	29
75°24' – 90°00'	30

9 Analitico

A		M		R	
Accensione.....	13	Menu		Rendiconto	19
Accessori	65	Application.....	40	Resettaggio	
Alimentazione.....	11	Communication	45	Applicazione	43
Alimentazione da rete	61	Diagnos.....	50	Bilancia.....	39
Applicazioni	60	Impiego del menu.....	31	Interfaccia.....	47
Azzeramento	13	Quadro sinottico	33	Terminale	45
		Scale.....	37	Richiamo	
		Terminal	44	Pesi di tara memorizzati.....	14
B		Menu Operatore.....	31	Tara in sequenza.....	16
Bilancia di riferimento.....	29	Menu Supervisore	31	RS422/RS485	53
Bilancia per il conteggio	29, 30	Messa in bolla	10		
		Messaggi d'errore	56	S	
C		Modelli di bilancia	6	Spegnimento.....	13
Calibrazione	37	Modo TOLEDO Continuous.....	54	Struttura del menu	32
Campi di pesata	62				
Caricamento portata	16	N		T	
Chiave per l'identificazione		Numero di pezzi nominale.....	27	Tara automatica	14
dei tipi	59	Numero pezzi di riferimento	24	Tara in sequenza.....	16
Collaudi tecnici di sicurezza	66			Tastiera	9
Comunicazione.....	45	O		Tasto Info	20
Condizioni ambientali.....	61	Opzioni	6, 47	Totalizzazione.....	21
Conteggio parti	23	Ottimizzazione riferimento.....	25		
D		P			
Determinazione automatica del		Password	31		
riferimento.....	25	Pesata additiva	18		
Diagnosi	50	Pesata di controllo.....	17		
Dimensioni d'ingombro	63	Pesata dinamica	16		
Display	8	Peso	63		
Due balance.....	20, 29	Peso medio pezzo	25		
		Peso nominale.....	16, 17, 18		
F		Pesi nominali memorizzati..	18		
Filtro	38	Peso tara			
		Pesi bersaglio	15		
I		Pesi di tara memorizzati	15		
Identificazioni	19	Pesi nominali.....	15		
Impostazioni	60	Peso di tara	14		
Impostazioni applicazione	40	Precisione d'indicazione	37, 62		
Impostazioni del terminale	44	Precisione minima	24		
Indicatore.....	8	Protocollo d'interfaccia	54		
Interfacce					
Configurazione.....	45				
Connettori.....	64				
Istruzioni SICS	52				
K					
Keyboard	9				



22011394B

Con riserva di apportare modifiche tecniche © Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 05/08 Printed in Germany 22011394B

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

D-72458 Albstadt

Tel. ++49-7431-14 0, Fax ++49-7431-14 232

Internet: <http://www.mt.com>