


**Instrucciones de manejo resumidas**  
**Balanza de mezcla de colores PS7, PS7-X**

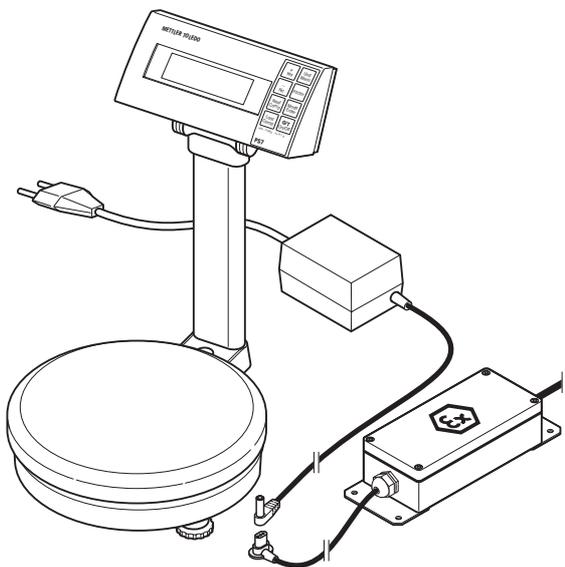

Reservadas las modificaciones técnicas y la disponibilidad de los accesorios

© Mettler-Toledo GmbH 2001 21303114 Printed in Switzerland 0107/7.14  
 Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Switzerland, Tel. (01) 944 22 11, Fax (01) 944 34 50

**Funciones de base**

Pulsar brevemente    Pulsar brevemente varias veces    Pulsar prolongadamente

Conectar/Desconectar la balanza 	Tarar la balanza 	Cambiar unidad de pesada (g, oz, parts) 	
Activar pesada con multiplicador/ Seleccionar el multiplicador *	Desactivar pesada con multiplicador (Pesaje sin multiplicador) 		
Acceder a Mastermode (Menú) 	Navegación en Mastermode  Confirmar opción    Rechazar opción		
Seleccionar y confirmar el método de formulación 			
Método de formulación	Modo de formulación Estándar Avanzado	Tipo de indicación Absoluto Acumulativo	Modo de corrección Inmediato Al final
STD ABS END	X	X	X
STD CUM END	X	X	X
STD ABS IMM	X	X	X
STD CUM IMM	X	X	X
ADV ABS END	X	X	X
ADV CUM END	X	X	X
ADV ABS IMM	X	X	X
ADV CUM IMM	X	X	X

**Formulación**

<p><b>STD ABS END / STD CUM END</b>  <b>STD ABS IMM / STD CUM IMM</b></p> <p><b>1 Tarar</b></p> <p>Depositar el recipiente y tarar </p> <p><b>2 Pesar el componente</b></p> <p> </p> <p>En caso de sobrellenado de componente introducir el valor teórico con  0 </p> <p><b>3 Confirmar la pesada</b></p> <p> Para pesar más componentes (continuar con el paso 2)                  Observación: en modo corrección "IMM" se realiza primero la función de corrección según el paso 6.</p> <p> Después del último componente (continuar con el paso 6)</p>	<p><b>ADV ABS END / ADV CUM END</b>  <b>ADV ABS IMM / ADV CUM IMM</b></p> <p><b>1 Tarar</b></p> <p>Depositar el recipiente y tarar </p> <p><b>2 Comenzar la formulación</b></p> <p></p> <p><b>3 Introducir el peso teórico</b></p> <p>Introducir cifra por cifra el peso teórico del componente:</p> <p>Escribir cifra     Confirmar cifra </p> <p>Confirmar el peso teórico introducido  </p> <p><b>4 Añadir componente</b></p> <p> </p> <p><b>5 Confirmar la pesada</b></p> <p>Advert.: también por sobrellenado  Para pesar más componentes (continuar con el paso 3)                  Observación: en modo corrección "IMM" se realiza primero la función de corrección según el paso 6.</p> <p> Después del último componente (continuar con el paso 6)</p>
<p><b>6 Función de corrección automática</b></p> <p>La balanza comprueba automáticamente al final (modo de corrección "END") o después de cada componente (modo de corrección "IMM"), si es preciso redosificar los componentes pesados hasta el momento.</p> <p>En caso afirmativo: redosificar y confirmar los componentes indicados:</p> <p> </p> <p>Repetir este paso hasta haber redosificado todos los componentes.</p> <p>La balanza indica "done" al terminar la formulación y después el peso final de la muestra.</p> <p> </p> <p><b>Observación: la formulación se cancela en cualquier momento con:</b></p> <p></p>	